

April 2017

## Viktig anmärkning

Bästa kund!

Vi har lanserat den nya **versionen 2.0.8 av programvaran PyroMark® Q24** på PyroMark Q24-instrumenten. Det nya programmet är kompatibelt med operativsystemen Windows® XP, Windows 7 och nu även Windows 10.

Om ditt PyroMark Q24-instrument levererades med en äldre programversion kan du uppgradera till programversion 2.0.8 genom att ladda ned den från **[www.qiagen.com/PyroMark-Q24-SW-208-upgrade](http://www.qiagen.com/PyroMark-Q24-SW-208-upgrade)** (PyroMark Q24). Du kan även beställa programversion 2.0.8 av PyroMark Q24 på CD (kat.nr 9019062)

Följande nya Pyro®-plugginprogram för Pyro-kit har verifierats och lanserats för användning med den nya versionen 2.0.8 av programvaran PyroMark Q24.

- EGFR Pyro Plug-in v.1.3.0
- KRAS Pyro Plug-in v.1.3.0
- RAS Extension Pyro Plug-in v.1.3.0
- BRAF Pyro Plug-in v.1.3.0
- GIST Pyro Plug-in v.1.3.0.

---

Pluginprogrammen kan laddas ned från respektive katalogsida på [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com) under filen "Product Resources" (Produktresurser) i sektionen "Protocol Files" (Protokollfiler). Vi rekommenderar alla kunder att uppdatera sina system till de senaste versionerna så snart som möjligt. Kunderna bör följa lokala procedurer för att garantera korrekt implementering i sina laboratorier.

**Obs:** Pluginprogrammen fungerar endast med version 2.0.8 av programvaran PyroMark Q24.

**Obs:** Med undantag för EGFR Pyro Plug-in v.1.3.0 har pluginprogrammen endast uppdaterats för att garantera kompatibilitet med version 2.0.8 av programvaran PyroMark Q24. Resultat som har uppnåtts med den uppdaterade versionen 2.0.8 av programvaran PyroMark Q24 och de nya pluginprogrammen har verifierats och motsvarande resultat från föregående versioner av pluginprogrammen har bekräftats.

**Obs:** För EGFR Pyro Plug-in v.1.3.0 identifierades det att föregående version av EGFR Pyro Plug-in inte kunde anropa ovanliga exon 19-raderingar 2239\_2251>C och 2238\_2248>GC korrekt. Istället rapporterade programvaran felaktiga resultat och bad användarna genomföra manuella analyser. Det här problemet har åtgärdats som en del av den här uppdateringen.

För hjälp med att uppdatera din Pyro-testrutin ska du kontakta din lokala QIAGEN-försäljningsrepresentant eller den lokala kundtjänstavdelningen hos [www.qiagen.com/contact](http://www.qiagen.com/contact).

Vänliga hälsningar,

QIAGEN-teamet

Varumärken: QIAGEN®, Sample to Insight®, Pyro®, PyroMark® (QIAGEN-gruppen); Windows® (Microsoft Corporation).  
1106909 04/2017 HB-1960-002  
© 2017 QIAGEN, med ensamrätt.