

април 2017 г.

## Важна забележка

Уважаеми клиенти,

Пуснахме новата **версия 2.0.8 на софтуера PyroMark® Q24** с инструменти PyroMark Q24. Този нов софтуер е съвместим с операционните системи Windows® XP, Windows 7 и вече също Windows 10.

Ако вашият инструмент PyroMark Q24 е бил доставен с предходна версия на софтуера, можете да обновите с версия 2.0.8, като я свалите от **[www.qiagen.com/PyroMark-Q24-SW-208-upgrade](http://www.qiagen.com/PyroMark-Q24-SW-208-upgrade)** (PyroMark Q24). Може да поръчате и софтуер PyroMark Q24, версия 2.0.8 на диск (кат. ном. 9019062).

Следните нови приставки Pyro® за Pyro kits са проверени и пуснати за употреба с новия софтуер PyroMark Q24, версия 2.0.8.

- Приставка EGFR Pyro, версия 1.3.0
- Приставка KRAS Pyro, версия 1.3.0
- Приставка RAS Extension Pyro, версия 1.3.0
- Приставка BRAF Pyro, версия 1.3.0
- Приставка GIST Pyro, версия 1.3.0.

---

Приставките могат да се свалят от съответната каталожна страница на адрес [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com) в раздел „Product Resources“ (Продуктови ресурси) в секцията „Analysis Software“ (Анализ на софтуер). Съветваме всички клиенти да обновят системата си с последната версия възможно най-скоро. Клиентите трябва да спазват местните процедури, за да гарантират правилното им прилагане в своята лаборатория.

**Забележка:** Приставките са валидни единствено в комбинация със софтуер PyroMark Q24, версия 2.0.8.

**Забележка:** С изключение на приставката EGFR Pyro, версия 1.3.0, приставките са обновени единствено с цел да се гарантира съвместимост с новия софтуер PyroMark Q24, версия 2.0.8. Резултатите, получени с обновения софтуер PyroMark Q24, версия 2.0.8, и новите приставки са проверени, и е потвърдена тяхната еквивалентност с резултатите от предишни версии на приставките.

**Забележка:** За приставка EGFR Pyro, версия 1.3.0 беше установено, че предишната версия на приставката EGFR Pyro не е триела правилно редкия екзон 19 - 2239\_2251>C и 2238\_2248>GC. Вместо това софтуерът съобщава за невалидни резултати, като изисква от потребителите да извършат ръчен анализ. Този проблем е разрешен при настоящата обновена версия.

За да ви помогнем да актуализирате рутинната проверка на Pyro, моля, свържете се с местния търговски представител на QIAGEN или с местния отдел за обслужване на клиенти на адрес [www.qiagen.com/contact](http://www.qiagen.com/contact).

С уважение,

Вашият екип на QIAGEN

Търговски марки: QIAGEN®, Sample to Insight®, Pyro®, PyroMark® (QIAGEN Group); Windows® (Microsoft Corporation).  
1106909 04/2017 HB-1960-002  
© 2017 QIAGEN, всички права запазени.