



QIAcube™ ご使用上の注意


下記注意事項を順守いただけない場合、保証期間内でも有償での修理となる場合がございます。ご注意願います。


■ バッファーを取り扱われる際

警告 	<p>機器に液体をこぼすと故障の原因となります。バッファーの移し換え、バッファーボトルの蓋を閉めるなどの作業を機器内で行なわないでください。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------


■ 機器動作の際

警告 	<p>機器の放熱の妨げになりますので、機器の下部に紙などを置かないでください。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------


警告 	<p>弊社指定以外の消耗品を絶対に使用しないでください。</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

警告 	<p>チップ、ローターアダプター等の消耗品の再使用は行なわないでください。</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

■ 定期的なメンテナンスについて

警告 	<p>遠心機のメンテナンス（サビ防止オイルの塗布）を定期的に行なってください。詳細は弊社ウェブサイト www.qiagen.com/QIAcube/Resources/ にあるQIAcube遠心機のクリーニング 1 ページ “ローターとバスケットのクリーニング” を参照ください。</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■ 遠心機のクリーニングの際

警告 	<p>遠心機ローターを取り付ける場合、専用のローターキーを用いてナットをきちんと締め付けてください。手締めなど締め付けがゆるい場合、遠心中にナットが外れる危険があります。</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

Trademarks: QIAGEN®, QIAcube™ (QIAGEN Group).

ご不明な点がございましたら、弊社テクニカルサポートへお問い合わせください。
 Tel : 03-6890-7300、FAX : 03-5547-0818、E-mail : techservice-jp@qiagen.com

