

December 2007

## QIAamp® RNA Blood Mini Kitをご使用されるお客様へ

本プロトコールの操作温度に対する記載について補足説明をさせていただきます。ご確認をお願いします。

「ヒト全血からのトータル細胞RNA分離用QIAamp RNA Miniプロトコール」について、ステップ5での遠心までは遠心機の温度を4°Cにてご使用ください。ステップ5以降は、遠心機の温度を室温（15～25°C）にてご使用願います。

Trademarks QIAGEN®, QIAamp® (QIAGEN Group).

ご不明な点がございましたら、弊社テクニカルサポートへお問い合わせください。

Tel : 03-6890-7300、FAX : 03-5547-0818、E-mail : techservice-jp@qiagen.com :

