

QIAxcel Gel Cartridge をご使用のお客様へ

QIAxcel Gel Cartridge お取り扱いにおける次の注意点をお知らせいたします。

- インテンシティーキャリブレーションの QX Intensity Calibration Marker は、常に新しく分注したものをご使用ください。もしキャリブレーションが失敗した場合には、新しく 15 μ l の QX Intensity Calibration Marker を分注して、キャリブレーションを行なってください。

注：一度キャリブレーションに使用した分注済みのマーカは再使用しないでください。

- カートリッジのキャリブレーションは 3 回までとしてください。3 回以上失敗した場合には、弊社テクニカルサポート (Tel : 03-6890-7300、E-mail : techservice-jp@qiagen.com) へご連絡ください。
- QIAxcel Gel Cartridge はお届けから開梱されるまで、慎重なお取り扱いをお願いいたします。最初にご使用される 20 分前に箱から取り出し、以下の手順で QIAxcel Cartridge Stand に立てた状態で使用準備をしてください。同梱されているマーカ類はすぐに冷蔵保存してください。

QIAxcel Gel Cartridge 使用準備手順

1. バッファボトルを箱から取り出す。
2. 10 ml の QX Wash Buffer を QIAxcel Cartridge Stand (QIAxcel 本体に付属) の受け皿に入れ、2ml の Mineral Oil (添付) を加える。 ▶



3. QIAxcel Gel Cartridge を箱から取り出し、柔らかいティッシュでキャピラリーチップに残っているゲルを注意深く拭き取る。

注：キャピラリーチップはガラス製ですのでお取り扱いにご注意ください。チップの破損は、実験結果に影響を及ぼします。

4. QIAxcel Gel Cartridge の後ろにある Purge Cap Seal を取り、QIAxcel Cartridge Stand に立てる。

注：接続部分からゲルが漏れた場合は、柔らかいティッシュで拭き取ってください。

注：QX Wash Buffer にキャピラリーチップ部分がきちんと沈んでいることを確認してください。

5. QIAxcel Gel Cartridge は最初に使用する前にこの状態で 20 分間置く。

注：一度使用した Cartridge は垂直にして保存してください。詳しい保存の方法は QIAxcel 英語版 Handbook の “Storage” をご覧ください。

Trademarks: QIAGEN® (QIAGEN Group).

ご不明な点がございましたら、弊社テクニカルサポートへお問い合わせください。

Tel : 03-6890-7300, FAX : 03-5547-0818, E-mail : techservice-jp@qiagen.com

