

Dicembre 2017

# Manuale d'uso unificato degli strumenti QIAsymphony<sup>®</sup> SP/AS

Da utilizzare con le versioni software 4.0 e 4.1



Versione 1



QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden,  
GERMANIA



1112127IT

# Indice

1	Introduzione .....	10
1.1	Informazioni generali .....	10
1.1.1	Assistenza tecnica .....	10
1.1.2	La nostra politica .....	11
1.1.3	Gestione della versione .....	11
1.2	Uso previsto del QIASymphony SP .....	11
1.2.1	QIASymphony SP .....	11
1.2.2	QIASymphony AS .....	11
1.3	Requisiti per gli utenti degli strumenti QIASymphony SP/AS .....	12
1.3.1	Formazione per gli utenti degli strumenti QIASymphony SP/AS .....	12
1.4	QIASymphony Cabinet SP/AS .....	13
1.5	Riferimenti ai manuali utente .....	13
1.6	Glossario .....	13
1.7	Accessori QIASymphony SP/AS .....	13
2	Informazioni di sicurezza .....	14
2.1	Uso corretto .....	14
2.2	Sicurezza elettrica .....	15
2.3	Ambiente .....	16
2.3.1	Condizioni di funzionamento .....	16
2.4	Smaltimento dei materiali di scarto .....	17
2.5	Sicurezza biologica .....	17
2.5.1	Campioni .....	18
2.6	Agenti chimici .....	19
2.6.1	Fumi tossici .....	19
2.7	Pericoli meccanici .....	20
2.8	Pericolo termico .....	20
2.9	Sicurezza durante la manutenzione .....	20

2.10	Sicurezza dalle radiazioni.....	22
2.11	Simboli sugli strumenti QIASymphony SP/AS .....	23
3	Procedura di avvio .....	25
3.1	Requisiti del sito .....	25
3.1.1	Banco di lavoro.....	25
3.2	Caratteristiche generali .....	26
3.2.1	Coperchio/i.....	26
3.2.2	Touch screen.....	26
3.2.3	Porte USB .....	26
3.2.4	Interfaccia di rete .....	27
3.2.5	LED di stato.....	27
3.3	Accensione degli strumenti QIASymphony SP/AS.....	27
3.3.1	Guida introduttiva .....	27
3.3.2	Logout.....	28
3.3.3	Spegnimento degli strumenti QIASymphony SP/AS.....	29
4	Impostazioni utente .....	30
4.1	Impostazioni di configurazione .....	30
4.2	Account utenti .....	30
4.2.1	Creazione di nuovi utenti .....	31
4.2.2	Attivazione/disattivazione di account utenti.....	32
4.2.3	Richiesta del sistema di modifica della password .....	33
4.2.4	Richiesta dell'utente di modifica della password.....	34
4.3	Installazione del pacchetto lingua.....	35
4.3.1	Configurazione della penna USB e trasferimento del pacchetto lingua dalla penna USB.....	35
4.3.2	Trasferimento dei file utilizzando la QMC .....	36
4.3.3	Modifica della lingua sugli strumenti QIASymphony SP/AS .....	36
4.3.4	Modifica della lingua nella QIASymphony Management Console (QMC).....	37
5	Interfaccia utente degli strumenti QIASymphony SP/AS.....	38
5.1	Layout dello schermo degli strumenti QIASymphony SP/AS .....	38
5.1.1	Barra di stato .....	38

5.1.2	Schede menu .....	40
5.2	Simboli software.....	41
6	Gestione dei file.....	42
6.1	Opzioni di trasferimento.....	42
6.2	Trasferimento di dati tramite la penna USB .....	43
6.3	Trasferimento di file dagli strumenti QIASymphony alla penna USB .....	43
6.4	Trasferimento di file dalla penna USB .....	45
6.5	Sincronizzazione dei file .....	46
6.5.1	Sincronizzazione dei file sugli strumenti con i file sulla penna USB.....	47
6.5.2	Sincronizzazione dei file sulla penna USB con i file sugli strumenti.....	47
6.6	Cancellazione dei file .....	48
7	Caratteristiche del QIASymphony SP.....	49
7.1	Principio del flusso di lavoro .....	50
7.1.1	Principio di base .....	50
7.2	Caratteristiche dello strumento.....	51
7.2.1	Testa magnetica .....	51
7.2.2	Stazione di lisi .....	51
7.2.3	Braccio robotico.....	52
7.3	Lettore dei codici a barre .....	53
7.3.1	Lettore dei codici a barre per immissione campioni .....	53
7.3.2	Lettore dei codici a barre 2D per reagenti e materiali di consumo.....	54
7.3.3	Tipi di codici a barre .....	54
7.3.4	Scanner portatile .....	55
8	Caricamento dei cassettei del QIASymphony SP .....	56
8.1	Utilizzo della procedura guidata del software.....	56
8.2	Caricamento del cassetto "Materiali di scarto".....	57
8.2.1	Stazione di sosta dei puntali .....	58
8.2.2	Contenitore per i residui liquidi .....	59
8.2.3	Scivolo dei puntali .....	59
8.2.4	Raccolta dei puntali di scarto.....	60
8.2.5	Box unitari .....	60

8.2.6	Chiusura del cassetto "Materiali di scarto" .....	62
8.3	Caricamento del cassetto "Eluati" .....	62
8.3.1	Caratteristiche del cassetto "Eluati" .....	62
8.3.2	Procedura di caricamento.....	64
8.3.3	Modulo di trasferimento .....	66
8.3.4	Scaricamento del cassetto "Eluati" .....	67
8.4	Caricamento del cassetto "Reagenti e materiali di consumo" .....	70
8.4.1	Caricamento dei materiali di consumo .....	70
8.4.2	Cartucce reagenti .....	74
8.4.3	Flacone del tampone .....	76
8.4.4	Recipiente accessorio.....	76
8.4.5	Scaricamento dei reagenti e materiali di consumo.....	77
8.5	Caricamento del cassetto "Campione" .....	79
8.5.1	Caricamento dei portaprovette.....	79
8.5.2	Caricamento del portapiastre.....	88
8.6	Esecuzione di scansioni di inventario (SP).....	88
8.6.1	Scansione di inventario del cassetto "Reagenti e materiali di consumo" .....	88
8.6.2	Scansione di inventario del cassetto "Materiali di scarto" .....	91
8.6.3	Scansione di inventario del cassetto "Eluati" .....	91
8.7	Avvio, messa in pausa, ripresa e interruzione di un processo .....	92
8.7.1	Avvio di un processo .....	92
8.7.2	Messa in pausa di un processo .....	92
8.7.3	Ripresa di un processo .....	92
8.7.4	Interruzione di un processo .....	93
8.8	Fine della processazione dei batch/del processo .....	94
8.9	Termine della giornata di lavoro .....	94
9	Definizione del processo sul QIASymphony SP.....	95
9.1	Configurazione del tipo di campione.....	95
9.2	Utilizzo di codici a barre virtuali .....	95
9.3	Definizione di un batch/processo (messa in coda) .....	96
9.3.1	Campioni caricati nel portaprovette.....	96

10	Caratteristiche del QIASymphony AS .....	101
10.1	Principio del QIASymphony AS .....	101
10.2	Caratteristiche dello strumento.....	102
10.2.1	Coperchio del QIASymphony AS.....	103
10.2.2	LED di stato del QIASymphony .....	103
10.2.3	Braccio robotico.....	103
11	Cassetti del QIASymphony AS .....	104
11.1	Cassetto “Eluati e reagenti” .....	104
11.1.1	Puntali con filtro .....	105
11.2	Cassetto “Test” .....	105
12	Funzioni di base del QIASymphony AS.....	106
12.1	Definizioni.....	106
12.1.1	Funzionamento indipendente .....	106
12.1.2	Funzionamento integrato .....	107
12.1.3	Processo con normalizzazione .....	107
12.1.4	Curva standard .....	107
12.2	Preparazione di un processo.....	108
12.2.1	Test preferiti .....	108
12.3	Processo integrato .....	109
12.3.1	Definizione di un processo integrato .....	110
12.3.2	Caricamento di un processo integrato.....	119
12.3.3	Controllo delle temperature di raffreddamento .....	130
12.3.4	Avvio di un processo integrato.....	131
12.3.5	Rimozione dei test dopo un processo AS.....	131
12.3.6	Procedura dopo il completamento del processo.....	132
12.3.7	Messa in pausa, ripresa e interruzione di un processo integrato .....	133
12.4	Processo indipendente .....	134
12.4.1	Definizione del processo indipendente di un test .....	134
12.4.2	Definizione/controllo del/i rack per campioni .....	139
12.4.3	Definizione del/i test da processare .....	143
12.4.4	Assegnazione di test selezionati alle posizioni dei campioni .....	146

12.4.5	Modifica dei parametri del test .....	148
12.4.6	Messa in coda del processo indipendente di un test .....	150
12.4.7	Convalida del processo del test.....	150
12.4.8	Caricamento di un processo indipendente.....	151
12.4.9	Controllo delle temperature di raffreddamento .....	153
12.4.10	Avvio di un processo indipendente .....	153
12.4.11	Rimozione di test dopo un processo indipendente .....	154
12.4.12	Messa in pausa, ripresa e interruzione di un processo indipendente....	158
12.5	Esecuzione di scansioni di inventario (AS).....	159
12.5.1	Scansione di inventario del cassetto "Eluati e reagenti".....	160
12.5.2	Scansione di inventario del cassetto "Test" .....	161
12.5.3	Trasferimento a un termociclatore per PCR.....	161
13	Risoluzione dei problemi.....	162
13.1	Messaggi d'errore e avvertenze .....	162
13.1.1	Errori indicati nella barra di stato .....	162
13.1.2	Errori indicati nei titoli delle schede .....	162
13.1.3	Errori indicati nella barra di comando .....	163
13.1.4	Messaggi con il pulsante <b>Guida</b> .....	163
13.1.5	Messaggi senza il pulsante <b>Guida</b> .....	164
13.2	Finestre della guida software .....	164
13.2.1	Struttura delle finestre di guida software.....	165
13.3	Contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.....	166
13.3.1	Annotazione del problema .....	166
13.3.2	Creazione di un file di report dello strumento.....	167
13.4	Codici d'errore .....	169
13.5	Errori generali senza codici d'errore.....	176
13.5.1	Errori di gestione dei file .....	177
13.5.2	Errori riguardanti i file.....	177
13.5.3	Errori riguardanti i puntali di scarto .....	180
13.5.4	Errori riguardanti la manutenzione .....	180
13.5.5	Errori riguardanti il menu <b>Configurazione</b> .....	180

13.6	Errori riguardanti lo strumento QIASymphony SP senza codici d'errore .....	181
13.6.1	Cassetto "Eluati" .....	181
13.6.2	Cassetto "Campione" .....	182
13.6.3	Cassetto "Materiali di scarto" .....	182
13.6.4	Cassetto "Reagenti e materiali di consumo" .....	183
13.6.5	Errori che possono verificarsi all'avvio di un processo/una processazione di un batch	183
13.6.6	Errori riguardanti il protocollo .....	184
13.6.7	Errori che possono verificarsi durante il funzionamento del QIASymphony SP	184
13.6.8	Interruzione del protocollo .....	184
13.6.9	Errori riguardanti la scansione di inventario.....	185
13.7	Errori riguardanti lo strumento QIASymphony AS senza codici d'errore.....	186
13.7.1	Errori riguardanti la definizione del test.....	186
13.7.2	Errori riguardanti la scansione di inventario.....	186
13.7.3	Errori che si verificano durante un test.....	187
13.7.4	Errori riguardanti l'analisi dei dati .....	188
13.8	Errori riguardanti il processo integrato senza codici d'errore .....	189
13.8.1	Cassetto "Eluati" .....	189
13.8.2	Rimozione di un processo integrato .....	190
13.8.3	Manutenzione, assistenza e configurazione.....	190
14	Manutenzione.....	191
14.1	Pulizia.....	191
14.2	Manutenzione.....	193
14.3	Manutenzione regolare.....	193
14.3.1	Regolare smaltimento dei puntali .....	193
14.3.2	Procedura di manutenzione regolare per il QIASymphony SP .....	194
14.3.3	Procedura di manutenzione regolare per il QIASymphony AS.....	195
14.4	Manutenzione quotidiana (SP/AS) .....	196
14.4.1	Paragocce dei puntali del sistema di pipettaggio (SP/AS) .....	196
14.4.2	Scivolo di smaltimento dei puntali.....	196



14.4.3	Cassetti e stazione di lisi (SP).....	197
14.4.4	Cassetti (AS).....	197
14.4.5	Vassoio base del trasportatore (SP) — opzionale .....	198
14.4.6	Pinza robotica (SP) .....	198
14.4.7	Contenitore per i residui liquidi (SP).....	198
14.5	Manutenzione settimanale (SP/AS).....	199
14.5.1	Gestione dei file.....	199
14.5.2	Pulizia del touch screen.....	199
14.5.3	Pulizia dei coperchi degli strumenti QIASymphony SP/AS .....	199
14.5.4	Pulizia dei portaprovette (SP) .....	199
14.5.5	Pulizia del sensore ottico (SP).....	199
14.5.6	Testa magnetica (SP).....	200
14.5.7	Contenitore per i residui liquidi (SP).....	200
14.5.8	Pulizia degli adattatori (AS) .....	200
14.6	Decontaminazione UV del piano di lavoro .....	201
14.7	Manutenzione dell'O-ring dell'adattatore per puntali .....	203
15	Dati tecnici .....	204
15.1	Condizioni ambientali.....	204
15.2	Dati meccanici e caratteristiche hardware .....	205
16	Supplemento all'interfaccia utente .....	206
Appendice A .....		218
Dichiarazione di conformità .....		218
Direttiva sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (WEEE).....		219
Dichiarazione FCC.....		220
Clausola di responsabilità limitata.....		221
Font Wen Quan Yi Micro Hei .....		222
Indice analitico .....		224

---

# 1 Introduzione

Grazie per aver scelto gli strumenti QIASymphony SP/AS. Siamo certi che diventeranno parte integrante del vostro laboratorio.

Questo manuale d'uso unificato contiene informazioni di base sul funzionamento degli strumenti QIASymphony SP e AS.

Prima di utilizzare gli strumenti, è essenziale leggere attentamente il presente manuale d'uso unificato. Le istruzioni e le informazioni di sicurezza contenute in questo manuale devono essere rispettate per garantire il funzionamento sicuro degli strumenti e per mantenere gli stessi in condizioni di sicurezza.

## 1.1 Informazioni generali

### 1.1.1 Assistenza tecnica

QIAGEN è orgogliosa della qualità e della disponibilità del proprio supporto tecnico. Il nostro reparto di assistenza tecnica è costituito da scienziati esperti che hanno alle spalle una lunga esperienza maturata a livello pratico e teorico nella biologia molecolare e nell'impiego dei prodotti QIAGEN®. In caso vogliate porre domande o incontriate difficoltà con gli strumenti QIASymphony SP/AS o con i prodotti QIAGEN in generale, vi preghiamo di non esitare a contattarci.

I clienti QIAGEN sono la fonte principale d'informazione relativa all'uso avanzato o specializzato dei nostri prodotti. Tali informazioni sono utili sia agli altri ricercatori che a quelli della QIAGEN. Pertanto vi esortiamo a contattarci, qualora abbiate suggerimenti sulle prestazioni dei prodotti o su nuove applicazioni e tecniche.

Per assistenza tecnica contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.

Per informazioni aggiornate sugli strumenti QIASymphony SP/AS, visitare il sito [www.qiagen.com/goto/QIASymphony](http://www.qiagen.com/goto/QIASymphony).

### 1.1.2 La nostra politica

La politica di QIAGEN è quella di ottimizzare i propri prodotti non appena si rendono disponibili tecniche e componenti nuovi. QIAGEN si riserva il diritto di modificare le specifiche dei prodotti in qualsiasi momento.

### 1.1.3 Gestione della versione

Il presente documento è il *manual e d'uso unificato degli strumenti QIASymphony SP/AS*, versione 1, revisione 2 (da utilizzare con le versioni software 4.0 e 4.1).

## 1.2 Uso previsto del QIASymphony SP

**Nota:** Gli strumenti QIASymphony SP e AS sono rivolti ad utenti professionisti, quali tecnici e medici esperti delle tecniche di biologia molecolare e del funzionamento degli strumenti stessi.

### 1.2.1 QIASymphony SP

Lo strumento QIASymphony SP è studiato per eseguire la purificazione automatizzata degli acidi nucleici.

Deve essere utilizzato esclusivamente in combinazione con i kit QIASymphony appositamente indicati per l'uso con il QIASymphony SP per le applicazioni descritte nei rispettivi manuali dei kit.

### 1.2.2 QIASymphony AS

Lo strumento QIASymphony AS è studiato per eseguire il setup automatizzato dei test.

Se utilizzato in combinazione con i kit QIAGEN appositamente indicati per l'uso con il QIASymphony AS, lo strumento è previsto per le applicazioni descritte nei rispettivi manuali dei kit. Se si utilizza lo strumento QIASymphony AS con kit diversi dai kit QIAGEN, è responsabilità dell'utente convalidare le prestazioni di tali combinazioni di prodotti per un determinato tipo di applicazione.

### 1.3 Requisiti per gli utenti degli strumenti QIASymphony SP/AS

La tabella riportata di seguito indica il livello generale di competenza e formazione necessari per il trasporto, l'installazione, l'uso, la manutenzione e l'assistenza degli strumenti QIASymphony SP/AS.

Tipo di intervento	Personale	Formazione ed esperienza
Consegna	Nessun requisito particolare	Nessun requisito particolare
Installazione	Solo tecnici dell'assistenza in loco QIAGEN	Personale che abbia ricevuto una formazione adeguata e che abbia familiarità con l'uso del computer e in generale con l'automazione
Uso di routine (esecuzione dei protocolli)	Tecnici di laboratorio o personale equivalente	Utenti professionisti, quali tecnici e medici, esperti delle tecniche di biologia molecolare
Manutenzione di routine	Tecnici di laboratorio o personale equivalente	Utenti professionisti, quali tecnici e medici, esperti delle tecniche di biologia molecolare
Assistenza e manutenzione annuale preventiva	Solo tecnici dell'assistenza in loco QIAGEN	Regolarmente addestrati, certificati e autorizzati da QIAGEN

#### 1.3.1 Formazione per gli utenti degli strumenti QIASymphony SP/AS

I clienti sono formati da un rappresentante QIAGEN al momento dell'installazione dello/degli strumento/strumenti QIASymphony SP/AS. La formazione richiede 1–3 giorni, a seconda del soggetto e del livello di conoscenza del cliente.

La formazione di base riguarda il funzionamento generale del sistema, la gestione degli utenti, la configurazione, il software della QIASymphony Management Console (QMC), la regolare manutenzione e la risoluzione dei problemi di base. Gli argomenti specifici delle applicazioni saranno affrontati in un corso di formazione avanzato.

QIAGEN fornisce anche corsi di riqualificazione, ad esempio dopo aggiornamenti del software o per nuovo personale di laboratorio. Per maggiori informazioni sui corsi di riqualificazione, contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.

---

## 1.4 QIASymphony Cabinet SP/AS

Il QIASymphony Cabinet SP/AS è un accessorio opzionale per gli strumenti QIASymphony SP/AS. I QIASymphony Cabinet sono studiati appositamente per posizionare gli strumenti QIASymphony SP/AS in laboratorio. Per maggiori informazioni, visitare il sito [www.qiagen.com/goto/QIASymphony](http://www.qiagen.com/goto/QIASymphony) oppure contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.

## 1.5 Riferimenti ai manuali utente

Nel presente manuale d'uso unificato si fa riferimento ai seguenti manuali utente:

- ☞ *Manuale utente QIASymphony SP/AS - Descrizione Generale (QIASymphony SP/AS User Manual — General Description)*
- ☞ *Manuale utente QIASymphony SP/AS - Funzionamento del QIASymphony SP (QIASymphony SP/AS User Manual — Operating the QIASymphony SP)*
- ☞ *Manuale utente QIASymphony SP/AS - Funzionamento del QIASymphony AS (QIASymphony SP/AS User Manual — Operating the QIASymphony AS)*
- ☞ *Manuale utente della QIASymphony Management Console (QIASymphony Management Console User Manual)*
- ☞ *Manuale utente del QIASymphony Cabinet SP/AS (QIASymphony Cabinet SP/AS User Guide)*

## 1.6 Glossario

Per un glossario dei termini utilizzati nel presente manuale d'uso unificato, consultare la sezione 11 del *QIASymphony SP/AS User Manual — General Description*.

## 1.7 Accessori QIASymphony SP/AS

Per informazioni sugli accessori QIASymphony SP/AS, consultare l'Appendice C del *QIASymphony SP/AS User Manual — General Description*.


## 2 Informazioni di sicurezza


Il presente manuale d'uso unificato contiene informazioni sulle avvertenze e sulle precauzioni che l'utente è tenuto ad osservare per un utilizzo sicuro degli strumenti QIASymphony SP/AS e per mantenere tali strumenti in condizioni di sicurezza.

In adeguati punti di questo manuale sono chiaramente indicati i possibili pericoli che potrebbero causare lesioni fisiche all'operatore o danni allo strumento.

Utilizzando lo strumento in modo non specificato dal produttore, potrebbe essere compromessa la protezione offerta dallo strumento stesso.

Nel presente manuale d'uso unificato sono utilizzate le seguenti convenzioni di sicurezza.

<p><b>AVVERTENZA</b></p> 	<p>Il termine <b>AVVERTENZA</b> segnala situazioni che possono avere come conseguenza <b>lesioni personali</b> per l'utente o per terzi.</p> <p>I dettagli di queste circostanze sono segnalati in un riquadro come quello raffigurato.</p>
---	---

<p><b>ATTENZIONE</b></p> 	<p>Il termine <b>ATTENZIONE</b> segnala situazioni che potrebbero determinare un <b>danno allo strumento</b> o ad altre apparecchiature.</p> <p>I dettagli di queste circostanze sono segnalati in un riquadro come quello raffigurato.</p>
--	---


Le linee guida fornite nel presente manuale sono volte ad integrare, e non a sostituire, i normali requisiti di sicurezza in vigore nel paese dell'utente.


### 2.1 Uso corretto

#### **Importante**


Gli strumenti QIASymphony SP/AS devono essere azionati esclusivamente da personale qualificato e adeguatamente formato.

La manutenzione degli strumenti QIASymphony SP/AS deve essere effettuata esclusivamente da tecnici dell'assistenza in loco QIAGEN.

<b>AVVERTENZA/ ATTENZIONE</b>  	<b>Rischio di lesioni personali e danni all'apparecchiatura</b> L'uso improprio degli strumenti QIASymphony SP/AS può causare lesioni personali o danni allo strumento.
--	--

<b>ATTENZIONE</b>  	<b>Danni allo strumento</b> Evitare di versare acqua o prodotti chimici sugli strumenti QIASymphony SP/AS. Strumento. I danni causati da acqua o prodotti chimici annullano la garanzia.
--	---


<b>Importante</b>	Non collocare oggetti sopra i coperchi degli strumenti QIASymphony SP/AS.
-------------------	---

<b>ATTENZIONE</b>  	<b>Danni allo strumento</b> Non appoggiarsi sul touch screen quando è ripiegato.
---	---

<b>Importante</b>	In caso d'emergenza, spegnere gli strumenti QIASymphony SP/AS ed estrarre il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
-------------------	---

## 2.2 Sicurezza elettrica

<b>Importante</b>	Se il funzionamento degli strumenti viene interrotto per qualsiasi motivo (ad es. a causa dell'interruzione dell'alimentazione o per un errore meccanico), spegnere innanzitutto gli strumenti QIASymphony SP/AS, quindi scollegare il cavo elettrico dalla presa e contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.
-------------------	--

<b>AVVERTENZA</b>  	<b>Rischio elettrico</b> Eventuali interruzioni del conduttore di protezione (conduttore di terra/massa) all'interno o all'esterno dello strumento o la disconnessione del morsetto del conduttore di protezione potrebbero rendere pericoloso lo strumento. È vietato procurare un'interruzione intenzionale.  <b>Tensioni letali all'interno dello strumento</b> Quando lo strumento è connesso alla linea di alimentazione, i morsetti potrebbero essere sotto tensione. L'apertura dei coperchi o la rimozione di
--	---

	componenti potrebbero esporre eventuali parti sotto tensione.
--	---

Quando si utilizzano gli strumenti QIASymphony SP/AS:

- | Il cavo di alimentazione deve essere connesso ad una presa di alimentazione di rete dotata di conduttore di protezione (terra/massa).
- | È vietato regolare o sostituire parti interne degli strumenti.
- | Non mettere in funzione gli strumenti dopo aver rimosso coperchi o componenti.
- | In caso di penetrazione di liquidi negli strumenti, spegnerli e scollegarli dalla presa di corrente, quindi contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.
- | Lo strumento deve essere installato in modo che il cavo di alimentazione sia accessibile.


Se la sicurezza elettrica degli strumenti QIASymphony SP/AS è stata compromessa, impedire ad altre persone di usare gli strumenti e contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.


La sicurezza elettrica degli strumenti potrebbe essere stata compromessa se:

- | Gli strumenti QIASymphony SP/AS o il cavo di alimentazione appaiono danneggiati.
- | Gli strumenti QIASymphony SP/AS sono stati conservati in condizioni inappropriate per un periodo prolungato.
- | Gli strumenti QIASymphony SP/AS sono stati trasportati in condizioni difficili.
- | I componenti elettrici degli strumenti QIASymphony SP/AS sono venuti a diretto contatto con sostanze liquide.
  
- | Il cavo di alimentazione è stato sostituito con uno non originale.

## 2.3 Ambiente

### 2.3.1 Condizioni di funzionamento


<b>AVVERTENZA</b> 	<b>Atmosfera esplosiva</b> Gli strumenti QIASymphony SP/AS non sono destinati all'uso in atmosfera esplosiva.
--	--

<b>AVVERTENZA</b> 	<b>Rischio di surriscaldamento</b> Per garantire una corretta ventilazione, mantenere una distanza minima di 5 cm sul retro degli strumenti QIASymphony SP/AS.  Le fessure e le aperture che garantiscono la ventilazione degli strumenti QIASymphony SP/AS non devono essere coperte.
--	---



## 2.4 Smaltimento dei materiali di scarto

I materiali di consumo usati, quali provette per campioni, cartucce per la preparazione dei campioni, coperchi per 8 barre, puntali con filtro monouso e rack per eluizione, possono contenere prodotti chimici pericolosi o agenti infettivi derivanti dalla purificazione o dal processo di setup del test. Tali materiali di scarto devono essere raccolti ed eliminati correttamente secondo le norme di sicurezza locali.


<p><b>ATTENZIONE</b></p> 	<p><b>Sostanze chimiche pericolose e agenti infettivi</b></p> <p>I materiali di scarto contengono campioni e reagenti. Tali materiali di scarto possono contenere materiali tossici o infettivi, pertanto devono essere opportunamente smaltiti. Consultare le normative di sicurezza locali per le corrette procedure di smaltimento.</p>
--	--

Per lo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (direttiva WEEE), consultare l'appendice, A, pagina 219.

## 2.5 Sicurezza biologica

<p><b>Importante</b></p>	<p>Campioni e reagenti contenenti materiali di origine umana devono essere trattati come potenzialmente infettivi. Adottare procedure di laboratorio sicure del tipo descritto in pubblicazioni quali <i>Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories</i>, HHS (<a href="http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/biosfty.htm">www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/biosfty.htm</a>).</p>
--------------------------	--

## 2.5.1 Campioni

<p><b>AVVERTENZA</b></p> 	<p><b>Campioni contenenti agenti infettivi</b></p> <p>Alcuni campioni usati con questo strumento possono contenere agenti infettivi. Manipolare tali campioni con la massima cura e nel rispetto delle norme di sicurezza applicabili.</p> <p>Indossare sempre occhiali protettivi, guanti e un camice da laboratorio.</p> <p>Le persone responsabili (ad es. il responsabile di laboratorio) devono adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire che l'area circostante il luogo di lavoro sia sicura e che gli operatori abbiano ricevuto un addestramento adeguato e non siano esposti a livelli pericolosi di agenti infettivi, secondo quanto definito nelle corrispondenti schede tecniche di sicurezza (SDS) o dei documenti OSHA,* ACGIH,<sup>†</sup> o COSHH<sup>‡</sup>.</p> <p>Lo sfiato dei fumi e lo smaltimento dei materiali di scarto devono avvenire nel rispetto di tutte le normative e leggi sanitarie e antinfortunistiche vigenti a livello nazionale, statale e locale.</p>
--	--


\* OSHA: Occupational Safety and Health Administration (Autorità per la salute e la sicurezza sul lavoro) (Stati Uniti d'America).

<sup>†</sup> ACGIH: American Conference of Government Industrial Hygienists (Conferenza Governativa Americana degli Igienisti Industriali) (Stati Uniti d'America).

<sup>‡</sup> COSHH: Control of Substances Hazardous to Health (Controllo delle sostanze pericolose per la salute) (Regno Unito).

<p><b>Importante</b></p>	<p>I campioni possono contenere agenti infettivi. Tenere presente il rischio sanitario presentato da questi agenti e usare, conservare ed eliminare i campioni in conformità con le norme sanitarie del caso.</p>
--------------------------	---

## 2.6 Agenti chimici

<b>AVVERTENZA</b> 	<p><b>Agenti chimici pericolosi</b></p> <p>Alcuni agenti chimici utilizzati con gli strumenti QIASymphony SP/AS possono essere pericolosi o diventarlo al termine del protocollo.</p> <p>Indossare sempre occhiali protettivi, guanti e un camice da laboratorio.</p> <p>L'organo responsabile (per es. il responsabile di laboratorio) deve prendere tutte le precauzioni necessarie per garantire che l'area circostante il luogo di lavoro sia sicura e che gli operatori non siano esposti a livelli pericolosi di sostanze tossiche (chimiche o biologiche), secondo quanto definito nelle corrispondenti schede tecniche di sicurezza (SDS) o dei documenti OSHA,* ACGIH,<sup>†</sup> o COSHH<sup>‡</sup>.</p> <p>Lo sfiato dei fumi e lo smaltimento dei materiali di scarto devono avvenire nel rispetto di tutte le normative e leggi sanitarie e antinfortunistiche vigenti a livello nazionale, statale e locale.</p>
--	--


\* OSHA: Occupational Safety and Health Administration (Autorità per la salute e la sicurezza sul lavoro) (Stati Uniti d'America).


<sup>†</sup> ACGIH: American Conference of Government Industrial Hygienists (Conferenza Governativa Americana degli Igienisti Industriali) (Stati Uniti d'America).

<sup>‡</sup> COSHH: Control of Substances Hazardous to Health (Controllo delle sostanze pericolose per la salute) (Regno Unito).

### 2.6.1 Fumi tossici


<b>Importante</b>	Quando si lavora con solventi, sostanze tossiche volatili, ecc., occorre prevedere un sistema efficiente di ventilazione del laboratorio per eliminare i vapori eventualmente prodotti.
-------------------	---


<b>AVVERTENZA</b> 	<p><b>Fumi tossici</b></p> <p>Non utilizzare candeggina per pulire o disinfettare gli strumenti QIASymphony SP/AS. Il contatto fra la candeggina e i sali dei tamponi può produrre fumi tossici.</p>
--	--


<b>AVVERTENZA</b> 	<p><b>Fumi tossici</b></p> <p>Non utilizzare candeggina per disinfettare la plastiche usata. Il contatto fra la candeggina e i sali dei tamponi usati può produrre fumi tossici.</p>
--	--

## 2.7 Pericoli meccanici

I coperchi degli strumenti QIASymphony SP/AS devono rimanere chiusi durante il funzionamento. Aprire i coperchi solo se il software lo richiede.


<b>AVVERTENZA</b> 	<b>Parti in movimento</b> Per evitare il contatto con parti in movimento mentre gli strumenti QIASymphony SP/AS sono in funzione, occorre azionare gli strumenti con i coperchi chiusi. Se i sensori dei coperchi non funzionano correttamente, rivolgersi al servizio di assistenza tecnica QIAGEN.
--	---

<b>AVVERTENZA</b> 	<b>Forte campo magnetico</b> Non collocare gli strumenti QIASymphony SP/AS in prossimità di sistemi magnetici di archiviazione (ad es. computer disc). Non utilizzare strumenti in metallo per la manipolazione delle barre magnetiche. Evitare che le barre magnetiche vengano a contatto con altri magneti.
--	--

<b>ATTENZIONE</b> 	<b>Danni allo/agli strumento/i</b> Accertarsi di aver installato i paragocce della testa magnetica prima di mettere in funzione lo strumento QIASymphony SP.
--	---

## 2.8 Pericolo termico

Lo strumento QIASymphony SP supporta una stazione di lisi che può essere riscaldata, se richiesto dal protocollo. Inoltre, sia lo strumento QIASymphony SP che lo strumento QIASymphony AS supportano una lampada UV.

<b>AVVERTENZA</b> 	<b>Superficie rovente</b> La stazione di lisi e le lampade UV possono raggiungere temperature fino a 70°C. Evitare quindi di toccarle durante il funzionamento degli strumenti.
--	--


## 2.9 Sicurezza durante la manutenzione


<b>AVVERTENZA/</b>	<b>Rischio di lesioni personali e danni all'apparecchiatura</b> Eseguire la manutenzione esclusivamente come descritto nel manuale d'uso
--------------------	---


<b>ATTENZIONE</b> 	unificato.
--	------------


Eseguire la manutenzione secondo quanto previsto alla sezione 14.

QIAGEN addebita all'utente eventuali riparazioni necessarie in seguito ad errata manutenzione.


<b>AVVERTENZA/ ATTENZIONE</b> 	<p><b>Rischio di lesioni personali e danni all'apparecchiatura</b></p> <p>L'uso improprio degli strumenti QIASymphony SP/AS può causare lesioni personali o danni agli strumenti.</p> <p>Gli strumenti QIASymphony SP/AS devono essere azionati esclusivamente da personale qualificato e adeguatamente formato.</p> <p>La manutenzione degli strumenti QIASymphony SP/AS deve essere effettuata esclusivamente da tecnici dell'assistenza in loco QIAGEN.</p>
--	--


<b>AVVERTENZA</b> 	<p><b>Rischio di incendio</b></p> <p>Se si puliscono gli strumenti QIASymphony SP/AS con disinfettante a base di alcol, lasciare aperti i coperchi degli strumenti per permettere la dispersione dei vapori infiammabili.</p> <p>Pulire gli strumenti QIASymphony SP/AS con disinfettante a base di alcol solo quando i componenti del piano di lavoro si sono raffreddati.</p>
--	---


<b>ATTENZIONE</b> 	<p><b>Danni allo/agli strumento/i</b></p> <p>Non utilizzare candeggina, solventi o reagenti contenenti acidi, alcali o sostanze abrasive per pulire gli strumenti QIASymphony SP/AS.</p>
--	--


<b>ATTENZIONE</b> 	<p><b>Danni allo/agli strumento/i</b></p> <p>Non utilizzare flaconi spray contenenti alcol o disinfettante per pulire le superfici degli strumenti QIASymphony SP/AS. I flaconi spray possono essere utilizzati esclusivamente per pulire componenti che sono stati rimossi dai piani di lavoro.</p>
--	--


<b>ATTENZIONE</b>	<p><b>Danni al/i coperchio/i degli strumenti o ai pannelli laterali</b></p> <p>Non pulire mai il/i coperchio/i o i pannelli laterali degli strumenti con alcol o soluzioni a base di alcol. L'alcol danneggia il/i coperchio/i e i pannelli</p>
-------------------	---

	lateral. Per pulire il/i coperchio/i e i pannelli laterali utilizzare acqua distillata.
---	---


<b>ATTENZIONE</b> 	<b>Danni allo/agli strumento/i</b> Dopo aver pulito i cassette e la stazione di lisi con panni di carta, accertarsi che non rimangano pezzetti di carta. La presenza di pezzetti di carta sul piano di lavoro potrebbe causare la collisione di quest'ultimo.
--	--


<b>AVVERTENZA/</b> <b>ATTENZIONE</b> 	<b>Pericolo di folgorazione del personale</b> Non aprire alcun tipo di pannello sugli strumenti QIASymphony SP/AS. Eseguire la manutenzione esclusivamente come descritto nel manuale d'uso unificato.
--	--

<b>ATTENZIONE</b> 	<b>Danni allo/agli strumento/i</b> Accertarsi di aver installato correttamente i paragocce dei puntali prima di mettere in funzione gli strumenti QIASymphony SP/AS.
---	---

<b>ATTENZIONE</b> 	<b>Danni allo/agli strumento/i</b> Accertarsi di aver installato i paragocce della testa magnetica prima di mettere in funzione lo strumento QIASymphony SP.
--	---









## 2.10 Sicurezza dalle radiazioni

<b>AVVERTENZA</b> 	<b>Rischio di lesioni personali</b> Non esporre la cute alla luce UV-C (254 nm) della lampada UV.
--	--


 <b>AVVERTENZA</b>	<b>Rischio di lesioni personali</b> Luce laser con livello di rischio 2: Non fissare il raggio di luce.
--	--

## 2.11 Simboli sugli strumenti QIASymphony SP/AS


I simboli di seguito riportati compaiono su entrambi gli strumenti QIASymphony SP e QIASymphony AS, fatta eccezione per il simbolo relativo al pericolo termico, che compare solo sullo strumento QIASymphony SP.

Simbolo	Posizione	Descrizione
	Stazione di lisi	Pericolo termico — la temperatura della stazione di lisi può raggiungere i 70°C
	QIASymphony SP — accanto agli slot dei rack per puntali/sacchetto per lo smaltimento dei puntali QIASymphony AS — sul piano di lavoro, accanto al blocco magnetico del coperchio	Pericolo biologico — gli slot dei rack per puntali, i materiali di scarto e il piano di lavoro possono essere contaminati da materiale biologicamente pericoloso, pertanto vanno manipolati con l'uso di guanti
	Braccio robotico - operatore rivolto verso il pannello Adiacente all'etichetta di pericolo di schiacciamento sul braccio robotico	Spegnere la lampada UV prima di aprire il coperchio oppure ai fini di manutenzione. Durante la decontaminazione, l'alloggiamento deve rimanere chiuso. Evitare di guardare direttamente la luce UV. Non esporre la pelle alla luce UV
	Braccio robotico - operatore rivolto verso il pannello	Parti in movimento - assicurarsi che il coperchio e i cassette rimangano chiusi durante il funzionamento
	Accanto alla targhetta identificativa sul retro dello strumento	Radiazione laser — non fissare il raggio
	Posizione 1: Braccio robotico - dietro il coperchio di ingresso campione*	Luce laser con livello di rischio 2 — non fissare il raggio Lettore di codici a barre (BCL8) Laser di Classe 2 (655 nm)
	Posizione 2: Braccio robotico - operatore rivolto verso il pannello†	Luce laser con livello di rischio 2 — non fissare il raggio Sensore di spostamento laser (OADM13) Laser di Classe 2 (650 nm)
	Targhetta identificativa sul retro dello strumento	Marchio CE per l'Europa

Simbolo	Posizione	Descrizione
	Targhetta identificativa sul retro dello strumento	Marchio CSA per il Canada e gli USA
	Targhetta identificativa sul retro dello strumento	Marchio CB degli stati membri IECEE
	Targhetta identificativa sul retro dello strumento	Marchio FCC della Federal Communications Commission degli Stati Uniti
	Targhetta identificativa sul retro dello strumento	Marchio RCM (in precedenza C-Tick) per l'Australia (identificazione fornitore N17965)
	Targhetta identificativa sul retro dello strumento	Marchio RoHS per la Cina (limitazione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche)
	Targhetta identificativa sul retro dello strumento	Marchio WEEE per l'Europa
	Targhetta identificativa sul retro dello strumento	Produttore legale
	Sul piano di lavoro	Fare riferimento alle informazioni fornite nel manuale

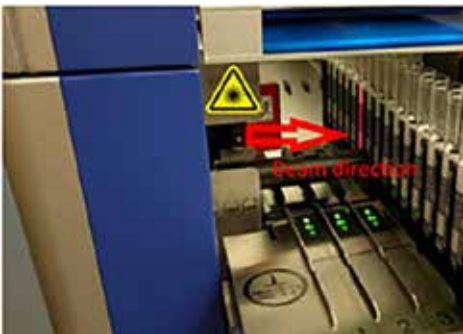

\*Posizione 1 per etichetta di avvertenza luce laser.

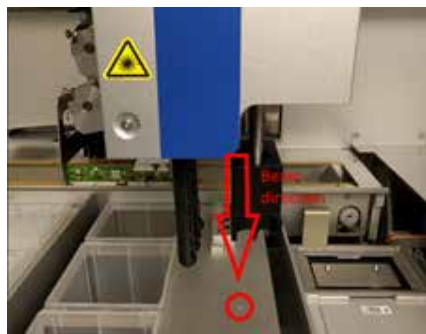

†Posizione 2 per etichetta di avvertenza luce laser.




## 3 Procedura di avvio

Il disimballaggio e l'installazione degli strumenti QIASymphony SP/AS vengono eseguiti da un tecnico dell'assistenza in loco QIAGEN certificato. All'installazione dovrebbe assistere un membro del personale che sia a conoscenza del laboratorio e dell'attrezzatura informatica.

Consultare la sezione "Packing List del QIASymphony SP" e "Packing List del QIASymphony AS" per una distinta completa dei componenti forniti con ciascuno strumento.

### 3.1 Requisiti del sito

Gli strumenti QIASymphony SP/AS devono essere posizionati al riparo dalla luce solare diretta, lontano da fonti di calore e da fonti di vibrazioni e interferenze elettriche. Il sito di installazione non deve essere esposto a correnti eccessive, polvere e umidità eccessiva, né a notevoli escursioni termiche.

<b>AVVERTENZA</b> 	<b>Rischio di surriscaldamento</b> Per garantire una corretta ventilazione, mantenere una distanza minima di 5 cm sul retro degli strumenti QIASymphony SP/AS.  Le fessure e le aperture che garantiscono la ventilazione degli strumenti QIASymphony SP/AS non devono essere coperte.
--	---

#### 3.1.1 Banco di lavoro

Consigliamo di posizionare gli strumenti QIASymphony SP/AS sul QIASymphony Cabinet SP/AS, non incluso nella dotazione standard.

Se si posizionano gli strumenti QIASymphony SP/AS su un banco di lavoro alternativo, accertarsi che questo sia sufficientemente largo e resistente per sostenere gli strumenti. Verificare che il banco di lavoro sia asciutto, pulito, non soggetto a vibrazioni e dotato di spazio supplementare per gli accessori.

<b>Importante</b>	È estremamente importante che gli strumenti QIASymphony SP/AS vengano collocati su una superficie stabile.
-------------------	--

Consultare la sezione 15 per il peso e le dimensioni degli strumenti QIASymphony SP/AS.

Per ulteriori informazioni sulle specifiche necessarie del banco di lavoro, contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.

## 3.2 Caratteristiche generali

### 3.2.1 Coperchio/i

Il/i coperchio/i degli strumenti protegge/proteggono gli utenti dal braccio robotico in movimento e da materiali potenzialmente infettivi sul piano di lavoro. Il/i coperchio/i può/possono essere aperto/i manualmente per accedere al piano di lavoro (ad es. per la pulizia). Durante il funzionamento degli strumenti QIASymphony SP e/o QIASymphony AS, il/i coperchio/i deve/devono rimanere chiuso/i e va/vanno aperto/i solo se il software lo richiede.

Il/i coperchio/i è/sono bloccato/i:

- I Durante la preparazione dei campioni sul QIASymphony SP
- I Durante l'esecuzione di un test sul QIASymphony AS

Se si forza l'apertura dei coperchi durante un processo, questo viene messo in pausa.

<b>Importante</b>	Se i coperchi vengono aperti durante un processo, gli strumenti non si arrestano immediatamente, ma soltanto quando è terminata la processazione della fase corrente del protocollo. In alcuni casi, ciò richiede un po' di tempo.
-------------------	--

### 3.2.2 Touch screen

Gli strumenti QIASymphony SP/AS sono comandati per mezzo di un touch screen montato su un supporto girevole. Il touch screen permette all'utente, ad esempio, di selezionare ed eseguire protocolli e caricare/scaricare file (ad es. Set di Controllo del Test) da/in una penna USB.

### 3.2.3 Porte USB

Le porte USB sul lato anteriore sinistro e destro del QIASymphony SP permettono di collegare agli strumenti QIASymphony SP/AS una penna USB e uno scanner dei codici a barre portatile (in dotazione con il QIASymphony SP). Tramite la porta USB è possibile caricare sul QIASymphony SP nuovi protocolli, i Set di Controllo del Test, nuovi file per la plasticheira (ad es. file che consentono l'impiego di nuovi tipi di provette con il QIASymphony SP) e liste di lavoro. Tramite la porta USB è inoltre possibile trasferire dal QIASymphony SP alla penna USB file di dati, quali file di registro del sistema, file di report, file delle informazioni di caricamento e file dei rack.

<b>Importante</b>	Non rimuovere la penna USB durante lo scaricamento o il caricamento dei file.
-------------------	---

### 3.2.4 Interfaccia di rete

L'interfaccia di rete consente il collegamento degli strumenti QIASymphony SP/AS a una rete tramite un cavo di rete Ethernet CAT5.

### 3.2.5 LED di stato

I diodi ad emissione luminosa (LED) sul lato anteriore degli strumenti QIASymphony SP/AS sono illuminati quando è in corso la preparazione dei campioni e il setup del test. I LED di stato lampeggiano quando un batch/processo è terminato oppure quando si verifica un errore. Toccando lo schermo, i LED smettono di lampeggiare.

## 3.3 Accensione degli strumenti QIASymphony SP/AS

### 3.3.1 Guida introduttiva



Interruttore di alimentazione

QIASymphony SP/AS Cabinet (opzionale)



### 3.3.1.1 Preparazione degli strumenti QIASymphony SP/AS prima dell'avvio

<b>Importante</b>	Un box unitario vuoto deve essere collocato nello slot 4 del cassetto "Reagenti e materiali di consumo", poiché durante l'inizializzazione il dispositivo di movimentazione si abbassa all'interno del box unitario in posizione 4. Se il box non è vuoto, il dispositivo potrebbe rompersi.
-------------------	--

1. Assicurarsi che il contenitore per i residui liquidi, i sacchetti dei materiali di scarto e i contenitori per scarti siano vuoti.
2. Accertarsi che tutti i cassette ed entrambi i coperchi siano chiusi. Se il/i coperchio/i è/sono aperto/i durante l'avvio dello strumento, il test del sistema dà esito negativo.

Se la procedura di avvio si è svolta con successo, gli strumenti QIASymphony SP/AS sono pronti per l'uso. Compare la schermata **Preparazione dei campioni**.



Si noti che l'immagine sopra riportata è stata ricavata da uno strumento QIASymphony SP (non da uno strumento QIASymphony SP/AS).

<b>Importante</b>	Prima di utilizzare gli strumenti QIASymphony SP/AS, l'utente deve eseguire il login. Per informazioni sugli account utenti, consultare la sezione 4.2.
-------------------	--

### 3.3.2 Logout

Dopo avere premuto il pulsante **Processo**, l'utente ha l'opzione di eseguire il logout. Il processo continua.

### 3.3.2.1 Logout attivo



Per eseguire il logout, premere il pulsante **Logout** nella parte superiore della schermata **Preparazione dei campioni** o nella schermata **Assay Setup**.



Se è stato eseguito il logout, la barra di stato visualizza solo la data e l'ora.

### 3.3.2.2 Logout automatico

Dopo un determinato periodo di inattività, il sistema esegue automaticamente il logout dell'utente che ha eseguito il login. L'impostazione di default per il periodo di inattività dell'utente è di 15 minuti. Chiedere al "Supervisor" di adattare questo periodo in base alle proprie esigenze oppure di disattivare la funzione, se necessario.

### 3.3.3 Spegnimento degli strumenti QIASymphony SP/AS

Per spegnere gli strumenti QIASymphony SP/AS, premere l'interruttore di alimentazione sul lato anteriore del QIASymphony SP nell'angolo in basso a sinistra. Si consiglia di spegnere gli strumenti dopo l'uso.

<b>Importante</b>	Non spegnere gli strumenti durante la preparazione dei campioni o il setup del test, a meno che non sia necessario arrestare gli strumenti a causa di un'emergenza. Non sarà possibile riprendere il protocollo o l'esecuzione del test e i campioni non potranno più essere processati dagli strumenti QIASymphony SP/AS.
-------------------	--

<b>Importante</b>	Gli strumenti QIASymphony SP/AS perdono tutte le informazioni di inventario quando vengono spenti.
-------------------	--

<b>Importante</b>	Dopo aver spento gli strumenti QIASymphony SP/AS, l'interruttore di alimentazione emette una serie di lampeggi. Quando smette di lampeggiare, significa che si possono accendere di nuovo in sicurezza gli strumenti QIASymphony SP/AS.
-------------------	---

## 4 Impostazioni utente

### 4.1 Impostazioni di configurazione

<b>Importante</b>	Il "Supervisor" può configurare le impostazioni del sistema.
-------------------	--

Per maggiori informazioni, consultare la sezione 6, "Configuration", del *QIASymphony SP/AS User Manual — General Description*.

### 4.2 Account utenti

Gli strumenti QIASymphony SP/AS riconoscono 2 diversi ruoli utente:

Supervisor	<p>Il ruolo utente "Supervisor" consente di preparare e mettere in esecuzione i lotti e i test. Il "Supervisor" può configurare gli utenti, i tipi di provette di default per il QIASymphony SP e gli adattatori/portareagenti per il QIASymphony AS. Il "Supervisor" può inoltre configurare il sistema e definire profili di configurazione personalizzati. Inoltre, il "Supervisor" può:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>I Trasferire i file di scambio dati, i file di processo e gran parte dei file di setup degli strumenti dagli strumenti QIASymphony SP/AS alla penna USB.</li><li>I Trasferire i file dei rack, i file delle liste di lavoro, i file di processo e gran parte dei file di setup degli strumenti dalla penna USB agli strumenti QIASymphony SP/AS.</li><li>I Gestire gli account per altri utenti; può anche adattare le impostazioni di configurazione.</li></ul>
Operator	<p>Il ruolo utente "Operator" consente di preparare e mettere in esecuzione i batch e i test. Inoltre, l'utente "Operator" può:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>I Trasferire file di scambio dati dagli strumenti QIASymphony SP/AS in una penna USB.</li><li>I Trasferire file dei rack e liste di lavoro da una penna USB agli strumenti QIASymphony SP/AS.</li></ul>

Prima di utilizzare gli strumenti QIASymphony SP/AS devono essere definiti gli account utenti.

Se nessun utente ha eseguito il login, tutti i cassettei sono bloccati.

## 4.2.1 Creazione di nuovi utenti

Il "Supervisor" deve utilizzare la seguente password di default la prima volta che esegue il login: **iue2ad**.

Per creare nuovi utenti oppure per resettare determinate password utente, procedere come descritto di seguito:



1. Eseguire il login come "Supervisor".

Appare la schermata **Selezionare l'utente**.


2. Selezionare il pulsante "Supervisor".

Appare la schermata **Inserire la nuova password**.

3. Digitare la password nel campo blu e confermare con **OK**.

**Nota:** Se si esegue il login come "Supervisor" per la prima volta, occorre modificare la password di default del supervisor. A tale scopo, seguire le istruzioni sul touch screen.

Compare di nuovo la schermata **Preparazione dei campioni**.

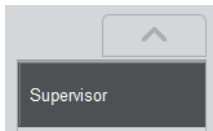

Nella barra di stato in basso a destra è ora visibile l'ID utente "Supervisor".



4. Premere la scheda **Strumenti**.

Viene visualizzato il menu **Strumenti**.



5. Premere il pulsante **Gestione utenti**.

Appare la schermata Panoramica utente/Selezionare l'utente.



6. Premere il pulsante **Aggiungi utente**.

Appare la schermata **Crea utente**.




7. Digitare le nuove impostazioni dell'utente nei campi blu e confermare con **Avanti**.

Appare la schermata **Assegna ruoli**.



8. Selezionare il ruolo dell'account utente da creare.

Il ruolo selezionato sarà evidenziato in modo inverso.

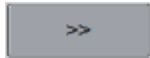

9. Premere il pulsante freccia per assegnare il ruolo selezionato all'account utente appena creato.

Il nuovo utente viene aggiunto a **Ruoli utente**.



10. Premere **Fine**. Saranno salvate le informazioni di login dell'account utente appena creato.

#### 4.2.2 Attivazione/disattivazione di account utenti

Non è possibile cancellare gli account utenti. L'utente con ID utente "Supervisor" deve disattivare l'account utente in modo che questo non venga più visualizzato nell'elenco **Utenti attivati**.

Per disattivare/attivare un account utente, procedere come descritto di seguito.



1. Eseguire il login come "Supervisor".

Per ulteriori informazioni, vedere i punti 1–3 della sezione 4.2.1.




2. Premere la scheda **Strumenti**.

Viene visualizzato il menu **Strumenti**.





3. Premere il pulsante **Gestione utenti**.

Appare la schermata **Panoramica utente/Selezionare l'utente** ("Login Supervisor").

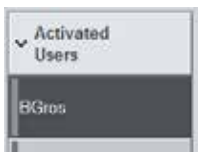


4. **Disattivazione**: Selezionare il nome utente dall'elenco nella scheda **Utenti attivati** e premere il pulsante **No**.

L'utente selezionato sarà eliminato dall'elenco e trasferito nell'elenco **Utenti disattivati**.

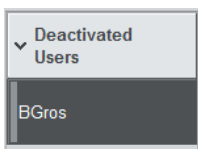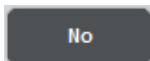

5. **Attivazione**: Selezionare il nome utente dall'elenco **Utenti disattivati** e premere il pulsante **Sì**.

L'utente selezionato sarà eliminato dall'elenco e trasferito nell'elenco **Utenti attivati**.

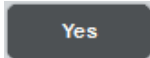

6. Fare clic su **Salva** per confermare le modifiche.



### 4.2.3 Richiesta del sistema di modifica della password

Lo strumento può invitare l'utente a inserire una nuova password. Ciò può accadere al primo login, dopo che il "Supervisor" ha resettato la password dell'utente oppure qualora la password sia scaduta.

<b>Importante</b>	Le password scadono per default dopo 60 giorni.
-------------------	---

Questa impostazione può essere modificata dal "Supervisor" nel menu **Configurazione** nella scheda **Sistema 1**. È possibile anche disattivare l'impostazione della scadenza della password.

Se una password è scaduta, il sistema invita l'utente ad inserire una nuova password dopo il login.

Per modificare la password, procedere come descritto di seguito.

New Password:


1. Premere il campo di testo **Nuova password**.

Si apre la schermata **Tastiera**.



2. Inserire una nuova password e premere **OK**.

Appare di nuovo la schermata **Login/Inserire la nuova password**.

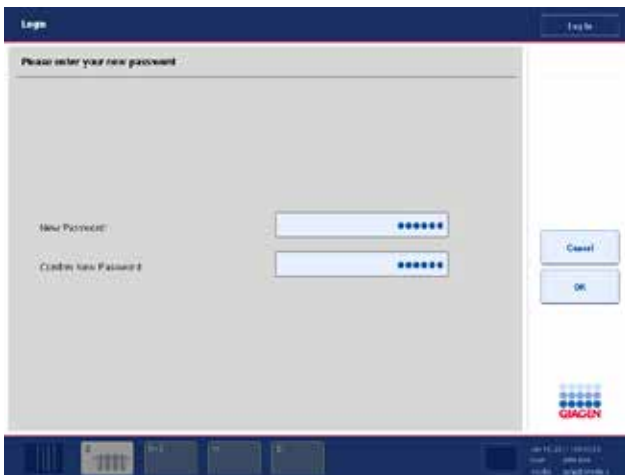

Confirm new Password:

3. Premere il campo di testo **Conferma nuova password**.

Appare di nuovo la schermata **Tastiera**.

4. Inserire di nuovo la nuova password per confermarla.



5. Premere **OK**.  
Apparirà di nuovo la schermata **Login/Inserire la nuova password**.

#### 4.2.4 Richiesta dell'utente di modifica della password

È possibile anche modificare la propria password indipendentemente dalla sua scadenza.



1. Premere **Login** e selezionare il nome utente dall'elenco.  
Si apre la schermata **Tastiera**.



2. Inserire la password e confermare con **OK**.  
Si apre la schermata **Preparazione dei campioni**.



3. Premere la scheda **Strumenti** e selezionare **Gestione utenti**.  
Appare la schermata **Panoramica utente/Suoi dati utente**.



4. Premere **Cambia PWD**.  
Appare la schermata **Panoramica utente/Inserire la nuova password**.

Old Password:

5. Premere il campo di testo **Vecchia password**.



6. Digitare la vecchia password nella schermata **Tastiera** e premere **OK**.  
Appare di nuovo la schermata **Panoramica utente/Inserire la nuova password**.

New Password:

7. Premere il campo di testo **Nuova password**.



8. Digitare una nuova password nella schermata **Tastiera** e premere **OK**.  
Appare di nuovo la schermata **Panoramica utente/Inserire la nuova password**.

Confirm new Password:

9. Premere il campo di testo **Conferma nuova password**.



10. Confermare la nuova password e premere **OK**.

Ora la nuova password è attiva.

## 4.3 Installazione del pacchetto lingua

<b>Importante</b>	Il pacchetto lingua può essere utilizzato esclusivamente con la versione 4.1 del software QIASymphony.
-------------------	--

Solo il ruolo “Supervisor” ha la facoltà di caricare il pacchetto lingua fornito da QIAGEN. Il pacchetto lingua può essere installato su QIASymphony SP/AS utilizzando la penna USB o la QIAGEN Management Console (QMC).

### 4.3.1 Configurazione della penna USB e trasferimento del pacchetto lingua dalla penna USB

Aggiungere la cartella **/data/translation** alla penna USB e copiare il file del pacchetto lingua **\*.tar.gz** (es. **QIASymphony\_SingleLanguagePackage\_English-4.1.0.25\_Release.tar.gz**) nella cartella.

1. Inserire la penna USB contenente il file del pacchetto lingua nella porta USB dello strumento.
2. Eseguire il login con il ruolo “Supervisor”.
3. Premere **Strumenti**.
4. Premere **Trasferimento file**.
5. Premere la scheda **File di setup strum..**



6. Premere **Pacchetti lingua**.
7. Premere **Trasferisci**.

<b>Importante</b>	Quando si seleziona <b>Pacchetti lingua</b> , non può essere eseguita la funzione <b>Sincronizza file</b> (No è la selezione predefinita).
-------------------	--

#### 4.3.2 Trasferimento dei file utilizzando la QMC

Il file "Translation" è stato introdotto per la versione 4.1 del software QIASymphony. Ogni file "Translation" rappresenta un pacchetto per una sola lingua.


I file "Translation" possono essere trasferiti dal ruolo "Supervisor" negli strumenti QIASymphony SP/AS utilizzando lo strumento di trasferimento file della QIASymphony Management Console (QMC) versione 4.1 e sono visibili nelle rispettive selezioni. Il/i file "Translation" devono essere salvati nella cartella **root\data\translation**.

#### 4.3.3 Modifica della lingua sugli strumenti QIASymphony SP/AS

Quando il caricamento del pacchetto lingua è completo, il "Supervisor" può configurare la lingua dell'interfaccia utente. La modifica della lingua sarà applicata al riavvio del sistema.

Per modificare la lingua, procedere come segue:

1. Eseguire il login con il ruolo "Supervisor".
2. Premere la scheda **Strumenti**.
3. Premere il pulsante **Configurazione**. Appare il menu **Configurazione**.
4. Selezionare la scheda **Data/ora/lingua**.

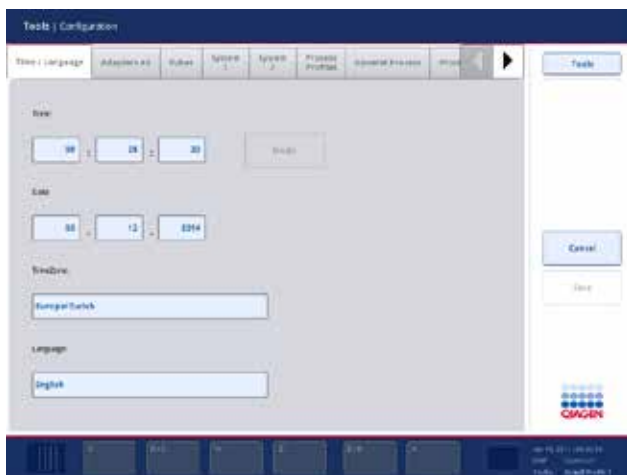

5. Selezionare il campo **Lingua**.

6. Selezionare una lingua disponibile nell'elenco **Lingua**.
7. Premere il pulsante **Salva + Riavvia** per salvare le modifiche.


Gli strumenti QIASymphony SP vengono riavviati.

#### 4.3.4 Modifica della lingua nella QIASymphony Management Console (QMC)

Per modificare la lingua della QMC, procedere come descritto di seguito.

<b>Importante</b>	In Windows® 7, la QMC deve essere in modalità "Gestisci come amministratore". Per entrare in questa modalità, cliccare con il tasto destro del mouse su <QMC Installation Directory>\bin\qClient.exe, poi selezionare <b>Gestisci come amministratore</b> .
-------------------	---

1. Selezionare **Strumenti**.
2. Selezionare **Opzioni**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Opzioni**.
3. Selezionare la scheda **Aspetti generali**. Venono visualizzati i parametri corrispondenti.

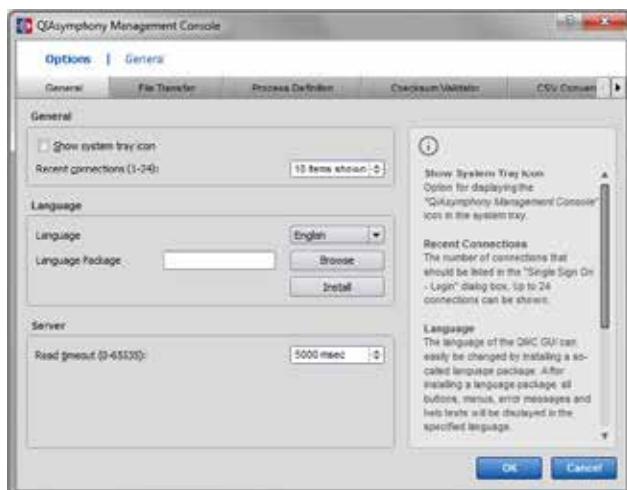


4. Fare clic su **Esplora**.
5. Navigare fino alla posizione del pacchetto lingua scaricato.
6. Selezionare il file del pacchetto lingua compresso.
7. Fare clic su **Apri**.
8. Fare clic su **Installa**.
9. Selezionare la lingua.
10. Fare clic su **OK**.
11. Chiudere (**File** → **Esci**) e riavviare la QMC.

## 5 Interfaccia utente degli strumenti QIASymphony SP/AS

### 5.1 Layout dello schermo degli strumenti QIASymphony SP/AS

Questa sezione fornisce una rapida introduzione dell'interfaccia utente dei menu software degli strumenti QIASymphony SP/AS. Le descrizioni delle schede, degli strumenti e dei pulsanti sono riportate in tabelle separate.

Per maggiori informazioni, consultare la sezione 16.

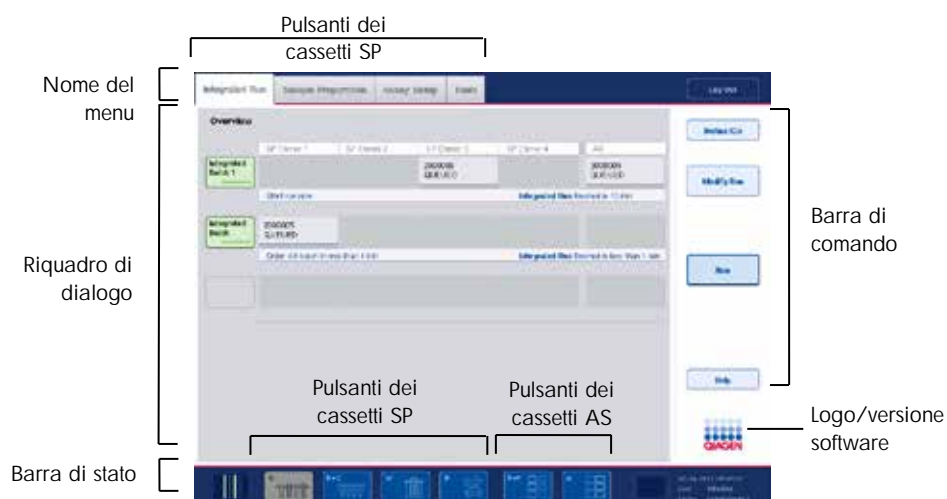

#### 5.1.1 Barra di stato

##### 5.1.1.1 Icona di stato del batch

L'icona di stato del batch fornisce all'utente informazioni su ogni batch di campioni.







Il colore di ogni portaprovette indica lo stato del batch associato.

La visualizzazione dell'icona di stato del batch varia in base al caricamento o meno dei campioni in un portaprovette sul QIASymphony SP.



### 5.1.1.2 Pulsanti dei cassettei

Se è installato un modulo QIASymphony AS, nella barra di stato dell'interfaccia utente SP/AS comune compaiono i pulsanti dei cassettei del QIASymphony AP accanto ai pulsanti dei cassettei del QIASymphony AS.



	<p>Premere il pulsante "S" per aprire la schermata <b>Preparazione dei campioni/Definisci tipo di rack per campioni</b>.</p> <p>Se il pulsante "S" lampeggia, premerlo per visualizzare il messaggio di avvertimento o di errore.</p> <p>Il pulsante per il cassetto <b>Campione</b> è attivo se è visualizzata la schermata <b>Panoramica</b> o <b>Vedi campioni</b> del menu <b>Preparazione dei campioni</b>.</p>
	<p>Premere il pulsante "R+C" per aprire la schermata <b>Materiali di consumo/Plastiche/Reattivi</b>. Quando si utilizzano gli strumenti QIASymphony SP/AS, la schermata si chiama <b>Materiali di consumo/Plastiche/Reattivi</b>.</p> <p>Il pulsante è attivo se è visualizzata la schermata <b>Materiali di consumo/Plastiche/Reattivi</b>. Questa schermata compare quando si preme il pulsante "R+C".</p> <p>Se vengono caricati materiali di consumo e reagenti insufficienti per i batch in coda, il pulsante "R+C" diventa giallo e lampeggia. Dopo avere aperto la schermata <b>Materiali di consumo/Plastiche/Reattivi</b>, il pulsante "R+C" diventa di nuovo grigio.</p>
	<p>Premere il pulsante "W" per aprire la schermata <b>Materiali di scarto</b>.</p> <p>Il pulsante del cassetto <b>Materiali di scarto</b> è attivo quando è visualizzata la schermata <b>Materiali di scarto</b>. Questa schermata compare dopo avere premuto il pulsante "W".</p> <p>Se il cassetto <b>Materiali di scarto</b> non ha spazio sufficiente per i coperchi per 8 barre usati o per le cartucce per la preparazione dei campioni usate, il pulsante "W" diventa giallo e lampeggia. Dopo avere aperto la schermata <b>Materiali di scarto</b>, il pulsante diventa di nuovo grigio.</p>

	<p>Premere il pulsante “E” per aprire la schermata <b>Slot di eluizione/Configura rack</b>.</p> <p>Il pulsante del cassetto <b>Eluati</b> è attivo se è visualizzata la schermata <b>Preparazione dei campioni/Slot di eluizione/Configura rack</b> o la schermata <b>Preparazione dei campioni/Slot di eluizione</b>. Una di queste schermate appare premendo il pulsante “E” oppure aprendo il cassetto <b>Eluati</b>.</p> <p><b>Nota:</b> Il pulsante “E” diventa verde e i simboli delle frecce lampeggiano se un rack per eluizione è pronto per essere rimosso dal cassetto <b>Eluati</b>.</p>
	<p>Dopo aver definito il processo di un test, premere il pulsante “E+R” per aprire la schermata <b>Informazioni di caricamento</b>.</p> <p>Questo pulsante lampeggia di giallo se la quantità di adattatori o di posizioni del rack disponibili è insufficiente per i processi definiti. In questo caso, premendo il pulsante appare un messaggio che informa l’utente del motivo per cui non è possibile avviare il processo.</p>
	<p>Terminata l’esecuzione di un test, il pulsante “A” lampeggia in verde. In questo caso, premendo il pulsante, appare un messaggio che informa l’utente che il processo è stato completato. Premere <b>OK</b> per confermare il messaggio.</p> <p>Se la quantità di rack per test disponibili è insufficiente per i test selezionati, questo pulsante lampeggia di giallo. In questo caso, premendo il pulsante appare un messaggio che informa l’utente del motivo per cui non è possibile avviare il processo.</p>

### 5.1.2 Schede menu

	<p>La scheda <b>Processo integrato</b> è utilizzata per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  Definire processi integrati</li> <li>  Visualizzare informazioni sullo stato dei processi integrati definiti (ad es. avanzamento, stato del batch, tempo residuo stimato e successiva interazione dell’utente richiesta per ogni batch integrato)</li> </ul>
	<p>La scheda <b>Preparazione dei campioni</b> è utilizzata per eseguire protocolli, controllare i singoli cassettei, eseguire il login nello strumento e per la procedura guidata.</p>







	<p>La scheda <b>Assay Setup</b> è utilizzata per definire processi indipendenti sul QIASymphony AS. In questa scheda l'utente può svolgere le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  Assegnare Set di Parametri del Test</li> <li>  Visualizzare informazioni sul QIASymphony AS (fra cui l'avanzamento e lo stato di setup del test)</li> <li>  Rimuovere i test completati</li> </ul>
	<p>La scheda <b>Strumenti</b> consente l'accesso ai vari menu necessari per il funzionamento degli strumenti QIASymphony SP/AS.</p>

<p><b>Importante</b></p>	<p>Un protocollo è una serie di istruzioni che consentono al QIASymphony SP di eseguire un'applicazione di biologia molecolare. Nel manuale fornito con il kit QIASymphony è specificato quale protocollo si deve utilizzare.</p>
--------------------------	---

## 5.2 Simboli software

Durante il funzionamento degli strumenti QIASymphony SP/AS, possono comparire messaggi che forniscono all'utente informazioni generali, lo informano che è necessario un intervento dell'operatore oppure segnalano avvertenze ed errori. Ogni tipo di messaggio contiene un simbolo per facilitarne l'identificazione da parte dell'utente.

	<p>Questo simbolo compare se il messaggio contiene informazioni riguardanti un errore.</p>
	<p>Questo simbolo compare nei messaggi di avvertimento.</p>
	<p>Questo simbolo compare se è richiesto un intervento da parte dell'utente.</p>
	<p>Questo simbolo compare se il messaggio fornisce informazioni all'utente.</p>

## 6 Gestione dei file

La presente sezione descrive le modalità di caricamento e scaricamento di file da parte degli utenti con l'ID "Operator".

Per maggiori informazioni sulla gestione dei file, consultare la sezione 8, "Handling Files", del *QIASymphony SP/AS User Manual — General Description*.

### 6.1 Opzioni di trasferimento

Quando si esegue il login come "Operator", è possibile trasferire i seguenti tipi di file:

#### ***Dagli strumenti QIASymphony SP/AS alla penna USB (scaricamento)***

- | File di registro
- | File dei risultati SP
- | File dei risultati AS
- | File di conferma
- | File delle informazioni di caricamento
- | File dei termociclatori
- | File di report dello strumento
- | File dei rack
- | Liste di lavoro

#### ***Dalla penna USB agli strumenti QIASymphony SP/AS (caricamento)***

- | File dei rack
- | Liste di lavoro
- | File dei dati relativi alle concentrazioni

#### ***Sincronizzazione dei tipi di file tra gli strumenti QIASymphony SP/AS e la penna USB***

- | File dei rack
- | Liste di lavoro
- | File dei dati relativi alle concentrazioni

I file possono essere gestiti direttamente tramite una penna USB oppure, in alternativa, utilizzando lo strumento **Trasferimento file** nella QIASymphony Management Console. I file dei risultati, i file delle liste di lavoro, i file delle informazioni di caricamento, i file dei termociclatori e i file di registro possono essere gestiti anche con lo strumento **Trasferimento file automatico**.

Per maggiori informazioni su entrambi gli strumenti consultare il *QIAsymphony Management Console User Manual*. Se si utilizza lo strumento **Trasferimento file automatico**, l'utente con ID utente "Supervisor" deve assegnare una password all'utente **Trasferimento file**. Consultare il *QIAsymphony Management Console User Manual* per maggiori informazioni su come procedere.

Per informazioni dettagliate sui tipi di file degli strumenti QIAsymphony SP/AS, consultare la sezione 8.1 del *QIAsymphony SP/AS User Manual — General Description*.

## 6.2 Trasferimento di dati tramite la penna USB

<b>Importante</b>	<p>Se si utilizza la QIAsymphony Management Console per sincronizzare i dati, la struttura dei file/delle cartelle della penna USB viene configurata automaticamente.</p> <p>La struttura dei file/delle cartelle è visualizzata nella sezione 8.3.1 del <i>QIAsymphony SP/AS User Manual — General Description</i>.</p>
-------------------	--

<b>Importante</b>	<p>La penna USB QIAGEN va utilizzata esclusivamente per il trasferimento di dati degli strumenti QIAsymphony SP/AS. Verificare che la struttura dei file/delle cartelle della penna USB sia corretta e che lo spazio di memoria disponibile sia sufficiente.</p>
-------------------	--

<b>Importante</b>	<p>Non rimuovere la penna USB durante il trasferimento dei dati.</p>
-------------------	--

## 6.3 Trasferimento di file dagli strumenti QIAsymphony alla penna USB

Per memorizzare i dati generati dagli strumenti QIAsymphony SP/AS è possibile trasferire i file alla penna USB, qualora non fosse disponibile la QIAsymphony Management Console.

Se gli strumenti QIAsymphony SP/AS non sono collegati alla rete, questa funzione può essere utilizzata anche per fornire allo strumento di editor **Definizione processo** della QIAsymphony Management Console i dati necessari per creare nuovi Set di Controllo del Test e Set di Parametri del Test.


Se si utilizza la QIAsymphony Management Console, consultare il *QIAsymphony Management Console User Manual* per maggiori informazioni.


Per trasferire i file dagli strumenti QIASymphony SP/AS alla penna USB, procedere come descritto di seguito.

1. Eseguire il login negli strumenti QIASymphony SP/AS.
2. Inserire la penna USB in una delle porte USB sul lato anteriore del QIASymphony SP.
3. Premere **Trasferimento file** nella schermata **Strumenti**. Si apre la scheda **File di scambio dati** del menu **Trasferimento file**.



4. Selezionare una delle schede di trasferimento dei file (**File di scambio dati**, **File di processo**, **File di setup strum.**).

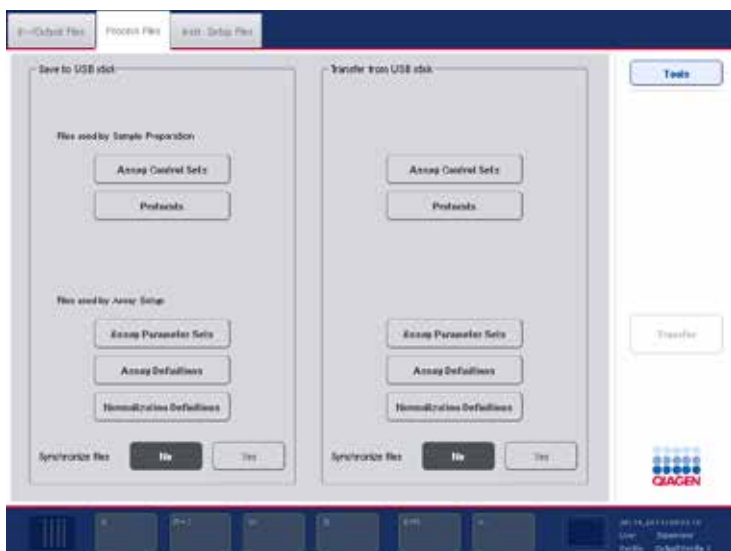

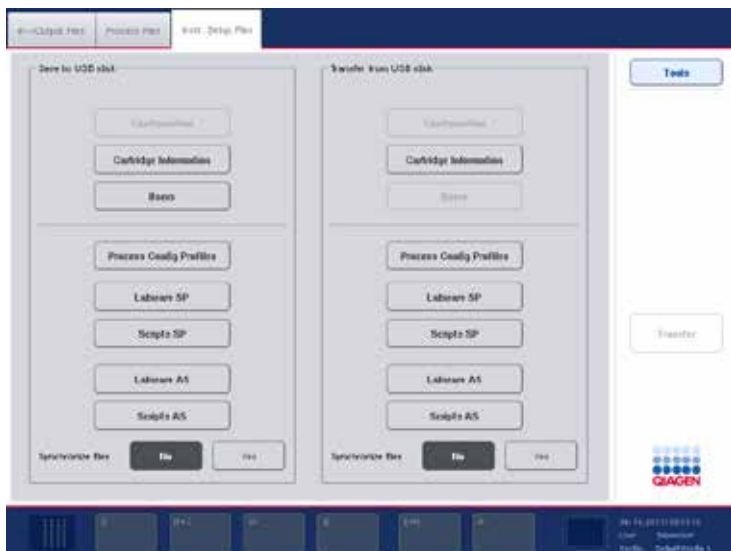

5. Selezionare il/i tipo/i di file da scaricare nella penna USB premendo il corrispondente pulsante nel riquadro **Salva su penna USB**.
6. Premere il pulsante **Trasferisci** nella barra di comando dello schermo per trasferire i file selezionati nella penna USB.  
 Appare un messaggio che informa l'utente che i file verranno trasferiti dagli strumenti QIASymphony SP/AS alla penna USB.
7. Premere **Si** per confermare il trasferimento dei file.  
 Durante il trasferimento dei file rimane visualizzato un messaggio informativo.  
 Se il trasferimento dei dati è riuscito, compare un messaggio di conferma dell'avvenuto trasferimento.
8. Rimuovere la penna USB.

#### 6.4 Trasferimento di file dalla penna USB

<b>Importante</b>	Il trasferimento di file sia dal QIASymphony SP che dal QIASymphony AS può essere eseguito utilizzando il menu <b>Trasferimento file</b> .
-------------------	--

È possibile trasferire file dalla QIASymphony Management Console agli strumenti QIASymphony SP/AS. In alternativa, se non si è collegati alla rete, è possibile trasferire file utilizzando la penna USB.

Per trasferire i file dalla penna USB agli strumenti QIASymphony SP/AS, procedere come descritto di seguito.

1. Copiare i file da caricare nella corrispondente directory sulla penna USB.
2. Eseguire il login negli strumenti QIASymphony SP/AS.
3. Inserire la penna USB in una delle porte USB sul lato anteriore del QIASymphony SP.
4. Premere **Trasferimento file** nella schermata **Strumenti** per accedere nella scheda **File di scambio dati**.
5. Selezionare una delle schede di trasferimento dei file (**File di scambio dati**, **File di processo**, **File di setup strum.**).
6. Selezionare il/i tipo/i di file da caricare sugli strumenti QIASymphony SP/AS premendo il pulsante corrispondente nel riquadro **Trasferisci da penna USB**.

Dopo aver selezionato il primo tipo di file, il pulsante **Trasferisci** diventa attivo.

7. Premere il pulsante **Trasferisci** per trasferire tutti i tipi di file selezionati dalla penna USB agli strumenti QIASymphony SP/AS.

Appare un messaggio che informa l'utente che i file verranno trasferiti dalla penna USB agli strumenti QIASymphony SP/AS.

8. Premere **Si** per confermare il trasferimento dei file.

Durante il trasferimento dei file rimane visualizzato un messaggio informativo.

Se il trasferimento dei dati è riuscito, compare un messaggio di conferma dell'avvenuto trasferimento.

9. Rimuovere la penna USB.

<b>Importante</b>	È possibile selezionare contemporaneamente più tipi di file.
-------------------	--

<b>Importante</b>	Accertarsi che la funzione <b>Sincronizza file</b> sia impostata su <b>No</b> .
-------------------	---

## 6.5 Sincronizzazione dei file

I file salvati sugli strumenti QIASymphony SP/AS possono essere sincronizzati con i file sulla penna USB.

- I Se un file esiste già sul QIASymphony SP/AS, esso viene sovrascritto.
- I I file che sono presenti sugli strumenti QIASymphony SP/AS, ma non sulla penna USB, vengono cancellati dagli strumenti QIASymphony SP/AS.

- I Dopo la sincronizzazione, i file dello stesso tipo salvati sugli strumenti QIASymphony SP/AS e sulla penna USB risultano identici.

### 6.5.1 Sincronizzazione dei file sugli strumenti con i file sulla penna USB

Per sincronizzare i file sugli strumenti QIASymphony SP/AS con i file sulla penna USB, procedere come descritto di seguito.

1. Eseguire il login negli strumenti QIASymphony SP/AS.

Preparare la penna USB con i file da sincronizzare. Salvare i file che si desiderano caricare sugli strumenti QIASymphony SP/AS nelle corrispondenti cartelle della penna USB (ad es. un file dei rack appena definito nella cartella **/dati/Liste di lavoro/**).

2. Inserire la penna USB in una delle porte USB sul lato anteriore del QIASymphony SP.
  3. Premere **Trasferimento file** nella schermata **Strumenti** per accedere al menu **File di scambio dati**.
  4. Selezionare una delle schede di trasferimento dei file (**File di scambio dati**, **File di processo**, **File di setup strum.**).
- Ad esempio, per sincronizzare le liste di lavoro selezionare la scheda **File di scambio dati**.
5. Selezionare il/i tipo/i di file sugli strumenti QIASymphony SP/AS da sincronizzare con i file sulla penna USB premendo il corrispondente pulsante nel riquadro **Trasferisci da penna USB**.
  6. Impostare **Sincronizza file** su **Si** premendo il pulsante **Si**.
  7. Premere il pulsante **Trasferisci** nella barra di comando dello schermo per sincronizzare il/i tipo/i di file selezionato/i.

Un messaggio informa che è in corso la sincronizzazione dei file. Verificare che le informazioni siano corrette.

8. Per continuare con la sincronizzazione, premere **Si**.  
Se la sincronizzazione è riuscita, compare un messaggio di conferma della sincronizzazione.
9. Premere **OK** per continuare.
10. Rimuovere la penna USB.

### 6.5.2 Sincronizzazione dei file sulla penna USB con i file sugli strumenti

I file sulla penna USB possono essere sincronizzati con i file sugli strumenti QIASymphony SP/AS.

Ciò significa che i file salvati sugli strumenti QIASymphony SP/AS vengono trasferiti nella penna USB.

- I Se un file esiste già sulla penna USB, esso viene sovrascritto dal file degli strumenti QIASymphony SP/AS.
- I I file che sono presenti sulla penna USB, ma non sugli strumenti QIASymphony SP/AS, vengono cancellati dalla penna USB.

Per sincronizzare i file sulla penna USB con i file sugli strumenti QIASymphony SP/AS, procedere come descritto di seguito.

1. Eseguire il login nello strumento con l'ID utente "Supervisor".
2. Preparare la penna USB per la sincronizzazione. Inserire la penna USB in una delle porte USB sul lato anteriore del QIASymphony SP.
3. Premere **Trasferimento file** nella schermata **Strumenti** per accedere alla scheda **File di scambio dati**.
4. Selezionare una delle schede di trasferimento dei file (**File di scambio dati**, **File di processo**, **File di setup strum.**).
5. Selezionare il/i tipo/i di file da sincronizzare premendo il corrispondente pulsante nel riquadro **Salva su penna USB**.
6. Impostare **Sincronizza file** su **Si** premendo il pulsante **Si**.
7. Premere il pulsante **Trasferisci** nella barra di comando dello schermo per sincronizzare i file selezionati.

Un messaggio informa che è in corso la sincronizzazione dei file. Verificare che le informazioni siano corrette.

8. Per continuare con la sincronizzazione, premere **Si**.  
Se la sincronizzazione è riuscita, compare un messaggio di conferma della sincronizzazione.
9. Rimuovere la penna USB.

## 6.6 Cancellazione dei file

Si possono utilizzare vari strumenti per cancellare file dagli strumenti QIASymphony SP/AS. Consigliamo di utilizzare lo strumento **Trasferimento file** della QIASymphony Management Console.

Se gli strumenti QIASymphony SP/AS non sono collegati alla rete, esiste un metodo per cancellare tutti i file di scambio dati, ad eccezione dei file di registro, e un metodo per cancellare tutti gli altri file.

Per informazioni dettagliate sulla cancellazione dei file, consultare la sezione 8.5 del *QIASymphony SP/AS User Manual — General Description*.



---


## 7 Caratteristiche del QIASymphony SP

La presente sezione descrive le modalità di funzionamento dello strumento QIASymphony SP, tra cui come caricare e scaricare il piano di lavoro.

Il QIASymphony SP esegue la purificazione completamente automatizzata degli acidi nucleici utilizzando una tecnologia a particelle magnetiche. I campioni possono essere processati in batch comprendenti fino a 24 campioni. Lo strumento controlla i componenti integrati, fra cui una stazione di lisi, un sistema di pipettaggio a 4 canali, una pinza robotica e una serie di barre magnetiche protette da rispettivi coperchi. Le barre magnetiche possono afferrare o rilasciare particelle magnetiche nei pozzetti di una cartuccia per la preparazione dei campioni, a seconda che esse vengano inserite o meno nei rispettivi coperchi.

Nel QIASymphony SP sono preinstallati vari protocolli e corrispondenti Set di Controllo del Test per la purificazione dell'RNA, del DNA genomico e degli acidi nucleici virali e batterici. L'utente carica i reagenti (in cartucce reagenti preriempite e sigillate) e i materiali di consumo nel corrispondente cassetto, carica i campioni e poi seleziona un protocollo sul touch screen. Successivamente, l'utente avvia il protocollo, che trasmette tutti i necessari comandi per la lisi e la purificazione dei campioni. Una scansione di inventario completamente automatizzata (dopo la chiusura dei singoli cassette oppure prima dell'avvio del processo) contribuisce a garantire che il QIASymphony SP sia correttamente impostato per l'esecuzione del protocollo.

## 7.1 Principio del flusso di lavoro

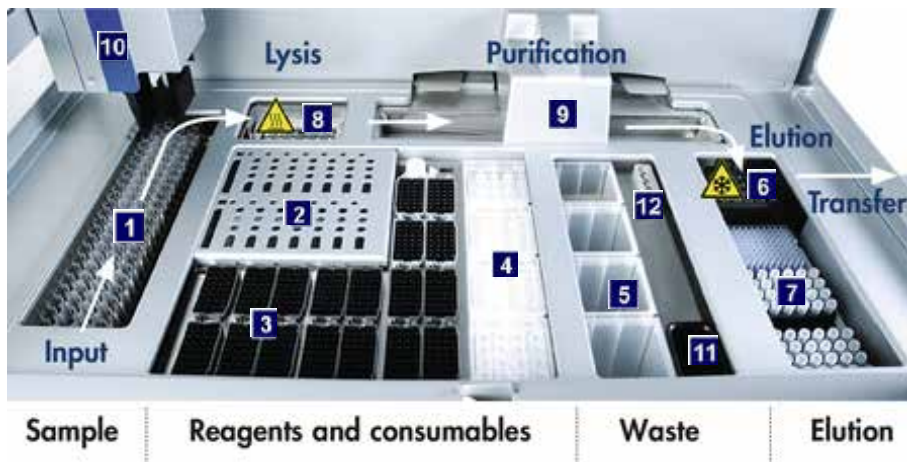

1 Immissione campione	5 Vano per materiali di scarto	9 Testa magnetica
2 Cartucce reagenti	6 "Slot di eluizione 1" (raffreddato)	10 Braccio robotico
3 Puntali con filtro	7 "Slot di eluizione 2-4"	11 Scivolo dei puntali di scarto
4 Materiali di consumo	8 Stazione di lisi (riscaldata)	12 Stazione di sosta dei puntali

### 7.1.1 Principio di base

La preparazione dei campioni con il QIASymphony SP include di norma 4 fasi principali: lisi, legame, lavaggio ed eluizione.

- I campioni vengono lisati nella stazione di lisi, che può essere riscaldata se richiesto dal protocollo.
- Gli acidi nucleici si legano alla superficie delle particelle magnetiche e vengono lavati per rimuovere i contaminanti.
- L'acido nucleico purificato viene eluito.


Il sistema QIASymphony SP processa un campione contenente particelle magnetiche con la seguente procedura:

- Una barra magnetica protetta da un coperchio entra in un pozzetto contenente il campione e attrae le particelle magnetiche.
- Le cartucce per la preparazione dei campioni vengono posizionate sotto la barra magnetica con coperchio.
- Il QIASymphony SP utilizza una testa magnetica contenente una serie di 24 barre magnetiche, quindi può processare contemporaneamente 24 campioni. Le fasi 1 e 2 vengono ripetute più volte durante la processazione dei campioni.

## 7.2 Caratteristiche dello strumento

### 7.2.1 Testa magnetica

La testa magnetica comprende una serie di 24 barre magnetiche per la processazione delle particelle magnetiche, un trasportatore e i paragocce della testa magnetica.

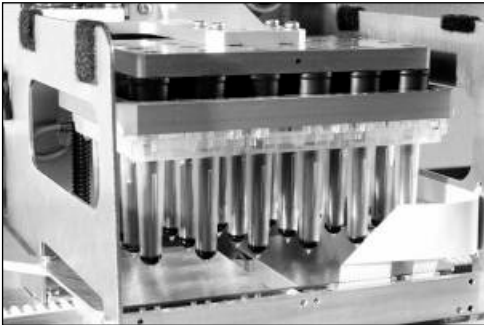

Testa magnetica del QIASymphony SP.

La testa magnetica include un motore dei coperchi delle barre per la miscelazione dei campioni e un motore delle barre magnetiche per la separazione e la risospensione delle particelle magnetiche. Il trasportatore sposta le cartucce per la preparazione dei campioni dalla posizione iniziale alla posizione di processazione e, infine, alla posizione di uscita. I paragocce della testa magnetica si spostano nella parte sottostante la testa magnetica, contribuendo a prevenire la contaminazione del piano di lavoro o dei campioni a causa di gocce di liquido cadute dai coperchi delle barre.

<b>Importante</b>	<b>Importante:</b> Per impedire la penetrazione di liquido nel QIASymphony SP, azionare lo strumento esclusivamente con i paragocce della testa magnetica installati.
-------------------	---

### 7.2.2 Stazione di lisi

La stazione di lisi, un agitatore orbitale riscaldato, consente di effettuare la lisi automatizzata di un numero massimo di 24 campioni in 1 batch. Dopo la lisi dei campioni, la stazione di lisi si porta in alto in modo che i campioni possano essere trasferiti per consentire le successive fasi di processazione.



Stazione di lisi del QIASymphony SP.

### 7.2.3 Braccio robotico

Il braccio robotico garantisce un accurato e preciso posizionamento della pinza robotica e della testa del pipettatore. Il braccio robotico include inoltre un sensore ottico, una telecamera per codici a barre 2D e una lampada UV.

#### 7.2.3.1 Pinza robotica

La pinza robotica trasferisce i materiali di consumo (coperchi per 8 barre e cartucce per la preparazione dei campioni) nella posizione necessaria sul piano di lavoro durante la preparazione dei campioni.

#### 7.2.3.2 Testa del pipettatore

La testa del pipettatore è montata sul braccio robotico e si sposta in direzione X, Y e Z per raggiungere diverse posizioni sul piano di lavoro.

La testa del pipettatore contiene 4 canali di pipettaggio con pompe a siringa di alta precisione, collegate agli adattatori per puntali. Gli adattatori per puntali possono essere collegati ai puntali con filtro monouso. Le pompe a siringa possono funzionare simultaneamente per consentire l'aspirazione e la dispensazione di piccoli volumi di liquido (20–1500 µl in funzione dell'applicazione e del liquido) mediante i puntali con filtro monouso collegati.

Ogni canale di pipettaggio può eseguire due tipi di rilevamento del livello del liquido: rilevamento del livello del liquido basato sulla capacitance (cLLD) e rilevamento del livello del

liquido basato sulla pressione (pLLD). Per rilevare il livello del liquido vengono misurate le variazioni di capacitance o pressione fra il puntale con filtro monouso e il liquido.

#### 7.2.3.3 Paragocce dei puntali

Ogni testa del pipettatore è provvista di 4 paragocce dei puntali. Durante l'esecuzione di un processo, i paragocce dei puntali vengono posizionati sotto i puntali monouso per raccogliere eventuali gocce di liquido che potrebbero cadere. Ciò contribuisce a minimizzare il rischio di cross-contaminazione.



I paragocce dei puntali contribuiscono ad evitare la cross-contaminazione.

#### 7.2.3.4 Sensore ottico

Durante una scansione di inventario, il sensore ottico controlla che i materiali di consumo vengano correttamente caricati nei cassette e che sia stata caricata una sufficiente quantità di materiali di consumo per il processo.

#### 7.2.3.5 Lampada UV

Sul braccio robotico è montata una lampada UV che viene impiegata per decontaminare il piano di lavoro dello strumento impiegato. Per maggiori informazioni sul funzionamento della lampada UV, consultare la sezione 14.6.

### 7.3 Lettore dei codici a barre

#### 7.3.1 Lettore dei codici a barre per immissione campioni

Il QIASymphony SP dispone di un lettore dei codici a barre integrato, in grado di leggere i codici a barre sui portaprovette e sulle provette per campioni. Occorre definire un tipo predefinito di

---

provetta per ogni tipo di inserto utilizzato. Il tipo di provetta è assegnato automaticamente alla lettura del codice a barre dell'inserto.

Le provette primarie possono essere etichettate con codici a barre.

Il lettore dei codici a barre integrato del cassetto "Campione" esegue la scansione:

- I dei codici a barre di posizione dei portaprovette;
- I delle etichette dei codici a barre sulle provette per campioni;

Ogni slot in un portaprovette presenta un codice a barre sul lato di fondo. Se la posizione è vuota, il codice a barre sul lato di fondo dello slot può essere letto dal lettore dei codici a barre. Ciò consente al QIASymphony SP di rilevare quali posizioni nel portaprovette contengono provette e quali, invece, sono vuote.

Se si stanno utilizzando provette per campioni non etichettate con codici a barre, è possibile che le provette contenenti piccoli volumi di liquido o liquidi trasparenti non vengano rilevate. In tal caso, utilizzare un'etichetta dei codici a barre bianca per consentire il rilevamento delle provette. Per maggiori informazioni, consultare il *QIASymphony SP/AS User Manual — General Description*.

Gli elenchi di ID dei campioni scansionati possono essere corretti manualmente e assegnati ai batch in base alle informazioni disponibili sui campioni o ai dati inseriti dall'utente. Per maggiori informazioni, consultare il *QIASymphony SP/AS User Manual — General Description*.

Con le provette per campioni si possono utilizzare quattro diversi portaprovette. In alcuni protocolli, i campioni possono essere processati anche con controlli positivi o negativi. In tal caso, un quinto portaprovette ospita le provette contenenti i controlli interni aggiunti ai campioni.

### 7.3.2 Lettore dei codici a barre 2D per reagenti e materiali di consumo

La telecamera per codici a barre 2D sul QIASymphony SP è parte integrante del processo di scansione di inventario del cassetto "Reagenti e materiali di consumo" e serve per identificare i diversi reagenti nella cartuccia reagenti, oltre che per controllare che sia stata caricata la corretta cartuccia reagenti. Il lettore dei codici a barre 2D è collegato al braccio robotico.

### 7.3.3 Tipi di codici a barre

Lo scanner portatile e il lettore dei codici a barre per l'**immissione campione** possono leggere i seguenti tipi di codici a barre:

- I Codice 39
- I Codice 128 e sottotipi
- I Codabar

<b>Importante</b>	Non utilizzare il codice a barre Interlacciato 2 di 5. Questo tipo di codice a barre presenta un'elevata densità di informazioni e non possiede alcuna checksum. Può quindi generare errori.
-------------------	--

Per informazioni su come applicare le etichette dei codici a barre 1D alle provette, consultare l'Appendice A del *QIASymphony SP/AS User Manual — General Description*.

#### 7.3.4 Scanner portatile

Lo scanner portatile può essere collegato tramite connettore USB a una delle porte USB degli strumenti QIASymphony SP/AS. Quando si utilizza il QIASymphony Cabinet SP/AS, lo scanner portatile viene fornito con un supporto magnetico, che può essere fissato soltanto alle parti metalliche del cabinet.




Scanner portatile.

<b>Importante</b>	Per utilizzare agevolmente lo scanner dei codici a barre, si consiglia di posizionare il supporto magnetico sul pannello metallico centrale.
-------------------	--

<b>Importante</b>	Per un funzionamento sicuro, agganciare lo scanner portatile al suo supporto dopo l'uso.
-------------------	--

## 8 Caricamento dei cassettei del QIASymphony SP

La presente sezione descrive le modalità di caricamento e scaricamento del piano di lavoro e come eseguire le scansioni di inventario per il funzionamento dello strumento QIASymphony SP.

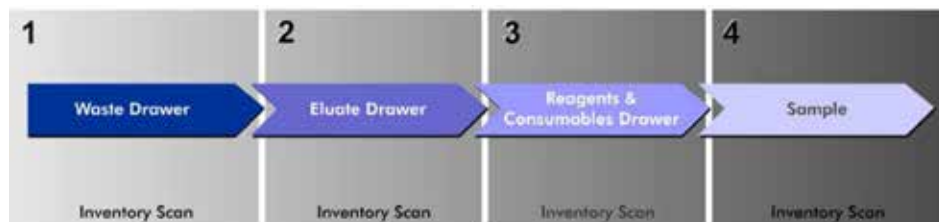

Flusso di lavoro del caricamento dei cassettei del QIASymphony.

Si consiglia di caricare i cassettei nel seguente ordine:

1. Cassetto "Materiali di scarto"
2. Cassetto "Eluati"
3. Cassetto "Reagenti e materiali di consumo"
4. Cassetto "Campione"

### 8.1 Utilizzo della procedura guidata del software



Il software operativo del QIASymphony SP dispone di una **procedura guidata** che fornisce una guida passo per passo per la configurazione di un processo.

La **procedura guidata** consente all'utente di eseguire le seguenti operazioni:

- I Caricamento del cassetto "Materiali di scarto"
- I Caricamento del cassetto "Eluati"
- I Caricamento del cassetto "Reagenti e materiali di consumo".
- I Caricamento del cassetto "Campione"
- I Definizione di un batch/processo con o senza liste di lavoro
- I Caricamento dei controlli interni

È possibile configurare un processo sul QIASymphony SP con o senza la **procedura guidata**.



<b>Importante</b>	La <b>procedura guidata</b> può essere utilizzata soltanto per impostare processi indipendenti di preparazione dei campioni. Non può essere utilizzata per impostare un processo integrato.
-------------------	---

<b>Importante</b>	Sebbene la <b>procedura guidata</b> non possa essere utilizzata con processi integrati, le istruzioni per il caricamento del QIASymphony SP sono le stesse per i processi indipendenti (che consentono l'uso della <b>procedura guidata</b> ) e per i processi integrati.
-------------------	---


<b>Importante</b>	Per assistenza sull'uso del QIASymphony SP, si consiglia di utilizzare la <b>procedura guidata</b> . La <b>procedura guidata</b> del QIASymphony SP è completa e facile da comprendere, in quanto fornisce istruzioni passo per passo per il caricamento dei cassette del QIASymphony.
-------------------	--

## 8.2 Caricamento del cassetto "Materiali di scarto"

I coperchi per 8 barre e le cartucce per la preparazione dei campioni usati vengono scaricati dalla pinza robotica nel cassetto "Materiali di scarto" e raccolti in 4 box unitari nel cassetto.

Un contenitore nel cassetto "Materiali di scarto" raccoglie i residui liquidi derivanti dalla procedura di preparazione dei campioni.

I puntali con filtro monouso usati vengono scaricati in un sacchetto per lo smaltimento dei puntali o nel contenitore per materiali di scarto. Una stazione di sosta dei puntali nel cassetto "Materiali di scarto" permette di immagazzinare temporaneamente i puntali usati sul piano di lavoro per riutilizzarli in una successiva fase del protocollo.

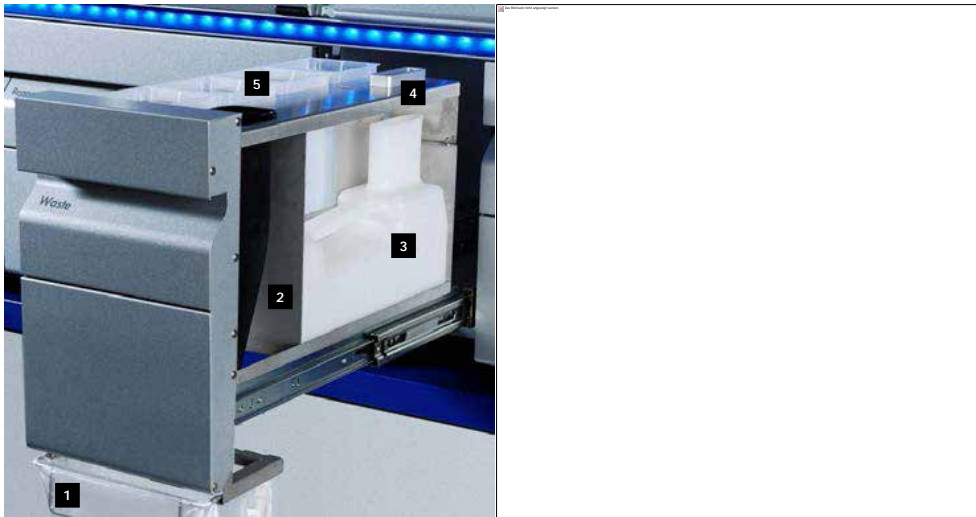

- 1** Sacchetto per lo smaltimento dei puntali
- 2** Scivolo dei puntali
- 3** Contenitore per i residui liquidi
- 4** Stazione di sosta dei puntali
- 5** Box unitari vuoti

Consigliamo di caricare gli articoli nel cassetto “Materiali di scarto” nel seguente ordine:

1. Inserire un contenitore vuoto per i residui liquidi (accertarsi di avere tolto il coperchio prima di posizionarlo nel cassetto).
2. Inserire lo scivolo dei puntali.
3. Inserire la stazione di sosta dei puntali.
4. Inserire box unitari vuoti (accertarsi che nello slot 4 sia presente un box unitario vuoto).
5. Installare un sacchetto vuoto per lo smaltimento dei puntali.

### 8.2.1 Stazione di sosta dei puntali

La stazione di sosta dei puntali si trova sulla sommità del contenitore per i residui liquidi. Essa incanala i residui liquidi provenienti dai puntali con filtro nel contenitore per i residui liquidi e consente inoltre lo stoccaggio temporaneo di tali puntali, che saranno poi riutilizzati in un successivo punto del protocollo.

Per caricare la stazione di sosta dei puntali nel cassetto “Materiali di scarto”, seguire le istruzioni riportate di seguito.

1. Aprire il cassetto “Materiali di scarto”.
2. Verificare che la stazione di sosta dei puntali sia inserita correttamente; in caso contrario può verificarsi un errore durante la scansione di inventario.

La stazione di sosta dei puntali sarà rilevata automaticamente durante la scansione di inventario.

### 8.2.2 Contenitore per i residui liquidi

Il contenitore per i residui liquidi è usato per raccogliere tutti i residui liquidi generati durante la preparazione dei campioni.

Per caricare il contenitore per i residui liquidi nel cassetto "Materiali di scarto", seguire le istruzioni riportate di seguito:

1. Aprire il cassetto.
2. Posizionare il contenitore per i residui liquidi nella parte posteriore destra.
3. Spingere delicatamente il contenitore verso il basso per inserirlo correttamente.

<b>Importante</b>	Accertarsi di avere tolto il coperchio del contenitore per i residui liquidi prima di inserirlo nel cassetto.
-------------------	---

<b>Importante</b>	Assicurarsi di svuotare il contenitore per i residui liquidi alla fine di ogni processo.
-------------------	--

<b>Importante</b>	<b>Importante:</b> Fare attenzione durante la manipolazione del contenitore per i residui liquidi, poiché può contenere materiali infetti.
-------------------	--

<b>Importante</b>	Il cassetto "Materiali di scarto" si chiude solo se il contenitore per i residui liquidi è inserito.
-------------------	--

### 8.2.3 Scivolo dei puntali

Lo scivolo dei puntali consente di raccogliere i puntali con filtro monouso dal sistema di pipettaggio. I puntali usati vengono raccolti in un apposito sacchetto di smaltimento oppure, quando si utilizza il QIASymphony Cabinet SP/AS, in un contenitore per materiali di scarto.

<b>Importante</b>	Accertarsi che lo scivolo dei puntali sia posizionato nel cassetto "Materiali di scarto". Installare un sacchetto per lo smaltimento dei puntali o posizionare il contenitore per materiali di scarto prima di processare un batch di campioni.
-------------------	---

<b>Importante</b>	Se si utilizza lo strumento QIASymphony SP con il QIASymphony Cabinet SP, consultare il <i>QIASymphony Cabinet SP/AS User Guide</i> per informazioni sulla configurazione degli scivoli dei puntali.
-------------------	--

Lo scivolo dei puntali sarà rilevato durante la scansione di inventario.

## 8.2.4 Raccolta dei puntali di scarto

### 8.2.4.1 Sacchetto per lo smaltimento dei puntali

Quando si utilizza lo strumento QIASymphony SP senza il QIASymphony Cabinet SP, il sacchetto per lo smaltimento dei puntali deve essere montato sotto il cassetto "Materiali di scarto".

Per maggiori informazioni, consultare la sezione 9.6, "Mounting the tip disposal bag", del *QIASymphony SP/AS User Manual — General Description*.

Se si utilizza il QIASymphony SP in combinazione con il QIASymphony Cabinet SP, consultare il *QIASymphony Cabinet SP/AS User Guide* per informazioni sullo smaltimento dei puntali.

### 8.2.4.2 Contenitore dei materiali di scarto

Quando si utilizza il QIASymphony Cabinet SP, i puntali vengono smaltiti direttamente nel contenitore dei materiali di scarto, situato sotto l'uscita dello scivolo.

## 8.2.5 Box unitari

Le cartucce per la preparazione dei campioni usate e i coperchi per 8 barre usati vengono raccolti nei box unitari. Nel cassetto "Materiali di scarto" vi sono 4 slot per box unitari e, per una maggiore semplicità d'uso e sicurezza del processo, i box unitari possono essere caricati soltanto con orientamento corretto.

Lo spazio necessario per i materiali di consumo utilizzati che è presente nel cassetto "Materiali di scarto" può variare a seconda della procedura di purificazione in corso e del numero di campioni.

Per caricare i box unitari nel cassetto "Materiali di consumo", procedere come descritto di seguito.

1. Rimuovere il coperchio del box unitario.
2. Se il box unitario contiene uno spaziatore, accertarsi di averlo rimosso.

3. Posizionare il box unitario in una degli appositi slot.



Slot per box unitari (è indicato lo slot 4)

<b>Importante</b>	Occorre rimuovere lo spaziatore sul fondo di un box unitario vuoto per coperchi per 8 barre prima di inserirlo nel cassetto "Materiali di scarto"; in caso contrario può verificarsi un errore nella scansione di inventario.
<b>Importante</b>	Nello slot 4 deve essere inserito un box unitario vuoto. Durante l'inizializzazione il dispositivo di movimentazione si abbassa nel box unitario in posizione 4. Se il box non è vuoto, il dispositivo potrebbe rompersi.
<b>Importante</b>	Non svuotare box unitari parzialmente riempiti. I box unitari parzialmente riempiti saranno rilevati durante la scansione di inventario e potranno essere utilizzati fino a quando non saranno completamente pieni.

<b>Importante</b>	Non gettare i coperchi dei box unitari aperti. Possono essere utilizzati per coprire box unitari parzialmente riempiti.
-------------------	---


### 8.2.6 Chiusura del cassetto “Materiali di scarto”

Dopo avere preparato il cassetto “Materiali di scarto”, per iniziare la scansione di inventario il cassetto deve essere chiuso.

## 8.3 Caricamento del cassetto “Eluati”

### 8.3.1 Caratteristiche del cassetto “Eluati”

Gli acidi nucleici purificati sono trasferiti nel cassetto “Eluati”. Il cassetto “Eluati” contiene 4 slot che possono essere utilizzate per l’eluizione in piastre o provette.

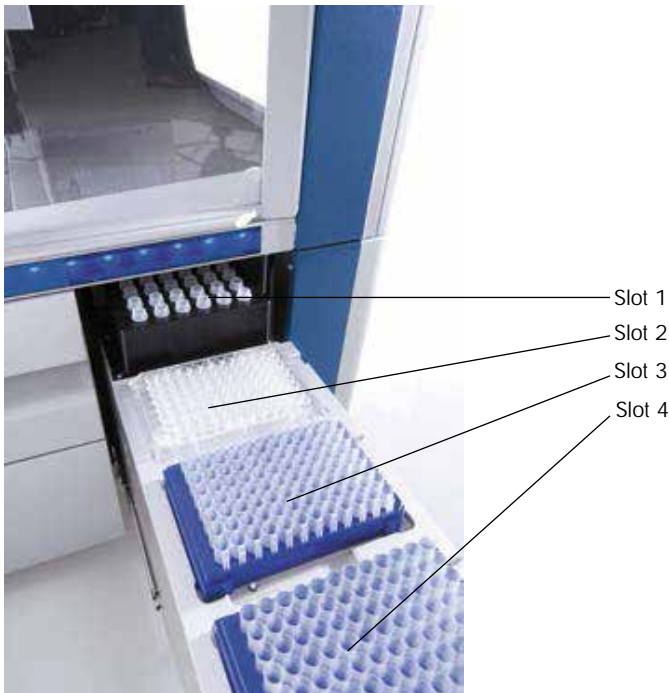

Cassetto “Eluati”.

Gli “slot di eluizione 2-4” sono in grado di ospitare piastre o provette in speciali adattatori.

Slot 1	Lo “slot di eluizione 1” consente il raffreddamento dell’eluato e richiede l’uso di un apposito adattatore di raffreddamento per vari formati di piastre (ad es.
--------	--

	<p>a 96 pozzetti, provette per PCR).</p> <p>I parametri di raffreddamento sono definiti nel protocollo. In alcuni protocolli, l'utente può scegliere se lasciare attivato il raffreddamento dell'eluato, oppure spegnerlo. Tuttavia, si sconsiglia di disattivare il raffreddamento dell'eluato se ciò è richiesto dal protocollo.</p>
Slot 2 Slot 3	Lo "slot di eluizione 2" e lo "slot di eluizione 3" possono ospitare piastre a 96 pozzetti, piastre a 24 pozzetti e provette.
Slot 4	<p>Lo "slot di eluizione 4" può ospitare piastre a 24 pozzetti o provette in adattatori speciali.</p> <p>Per motivi tecnici, non è possibile utilizzare rack per eluizione a 96 pozzetti nello "slot di eluizione 4".</p>

### 8.3.1.1 Adattatori

Sono disponibili adattatori per i seguenti tipi di materiali di consumo:

- I Piastra di microtitolazione, a fondo piatto
- I Provette di Sarstedt® con tappo a vite (2 ml)
- I Piastra per PCR
- I Microprovette di eluizione CL (cat. n. 19588)

Per maggiori informazioni sui tipi di piastre a 96 pozzetti e di provette utilizzabili nel cassetto "Eluati", consultare il sito [www.qiagen.com/goto/QIASymphony](http://www.qiagen.com/goto/QIASymphony).

<b>Importante</b>	Verificare che i rack per eluizione o le provette siano compatibili con il QIASymphony SP.
-------------------	--

Se vengono processati più batch di campioni, gli acidi nucleici eluiti possono essere rimossi dal cassetto "Eluati" non appena ogni batch è pronto. Il cassetto "Eluati" si sblocca e il pulsante "E" diventa verde. Il colore verde del pulsante "E" informa l'utente che gli eluati possono essere rimossi.

<b>Importante</b>	Verificare che le piastre e le provette riposte su rack siano ben fissate nello slot dai perni bianchi.
-------------------	---

<b>Importante</b>	Per identificare i codici a barre nei rack per eluizione e negli slot di eluizione nel cassetto “Eluati” si utilizza uno scanner portatile.
-------------------	---


### 8.3.2 Procedura di caricamento

Per caricare il cassetto “Eluati”, procedere come descritto di seguito.

1. Preparare i rack per eluizione.
2. Se necessario, posizionare i rack per eluizione nel relativo adattatore.
3. Aprire il cassetto “Eluati” per visualizzare la schermata **Slot di eluizione/Configura rack**.
4. Premere il pulsante sul touch screen relativo allo slot di eluizione a cui si desidera aggiungere un rack.
5. Se il rack per eluizione è etichettato con codice a barre, leggere tale codice con l’ausilio dell’apposito scanner portatile. In alternativa, premere **ID rack** e digitare manualmente l’ID del rack per eluizione utilizzando la schermata **Tastiera** visualizzata.

<b>Importante</b>	Per alcuni strumenti questo passaggio è opzionale e dipende dalla configurazione. Per maggiori informazioni, consultare il <i>QIASymphony SP/AS User Manual — General Description</i> .
-------------------	---

L’ID del rack per eluizione digitato viene visualizzato sulla schermata. Se lo slot è di colore giallo, significa che occorre definire il tipo di rack.

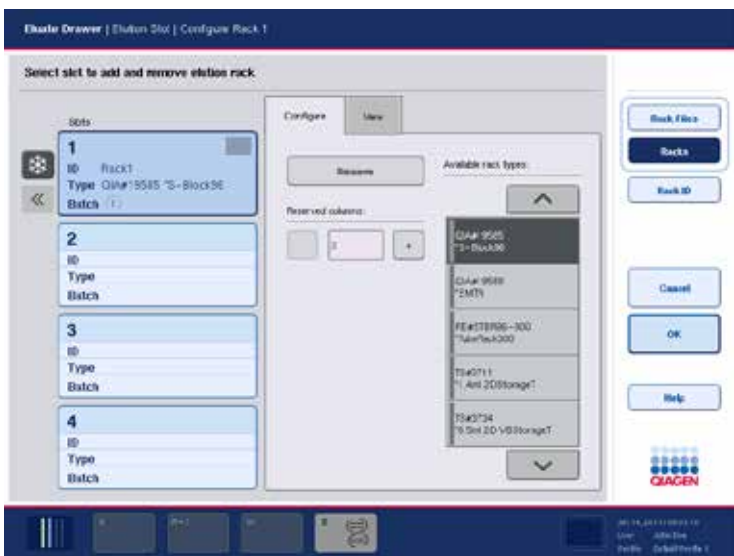

6. Posizionare il rack per eluizione con il pozzetto A1 nell’angolo superiore sinistro nello slot di eluizione desiderato. Verificare che il rack sia ben fissato dai perni bianchi.



Se il protocollo richiede il raffreddamento dell'eluato o si sta programmando di impostare un processo integrato, assicurarsi di utilizzare lo slot 1. Posizionare il rack per eluizione nel relativo adattatore di raffreddamento.

<b>Importante</b>	Il raffreddamento del rack per eluizione può essere disattivato premendo il pulsante con il fiocco di neve a sinistra dello "slot di eluizione 1". Si sconsiglia di disattivare il raffreddamento del rack per eluizione se questa modalità è richiesta dal protocollo.
-------------------	---

7. Può essere necessario un adattatore, a seconda del rack per eluizione in uso.


Selezionare dall'elenco il tipo di rack per eluizione. Utilizzare le frecce su e giù per sfogliare l'elenco.

<b>Importante</b>	Il QIASymphony SP assegna automaticamente i rack per eluizione. Se si utilizza un Rack per Microprovette di Eluizione (EMTR), è sufficiente leggere il codice a barre del rack e il tipo di rack per eluizione sarà automaticamente selezionato dal QIASymphony SP.
-------------------	---

<b>Importante</b>	Se il rack per eluizione è stato utilizzato in un processo precedente, il raffreddamento sarà attivato automaticamente dal QIASymphony SP quando viene ordinato il batch successivo che richiede il raffreddamento dell'eluato.
-------------------	---

<b>Importante</b>	Il numero massimo di colonne che possono essere riservate dipende dalle dimensioni del rack e dai batch già messi in coda per quello slot.
-------------------	--

**Importante:** Se nel cassetto "Eluati" sono già presenti gli eluati di un rack per eluizione di un precedente processo, verificare che le temperature di raffreddamento siano adatte a tali eluati sullo stesso rack per eluizione. In caso contrario, agli eluati potrebbe essere attribuito lo stato "non valido". Il QIASymphony SP non può rilevare se le temperature di raffreddamento sono adatte agli eluati già caricati da precedenti processi nel cassetto "Eluati".

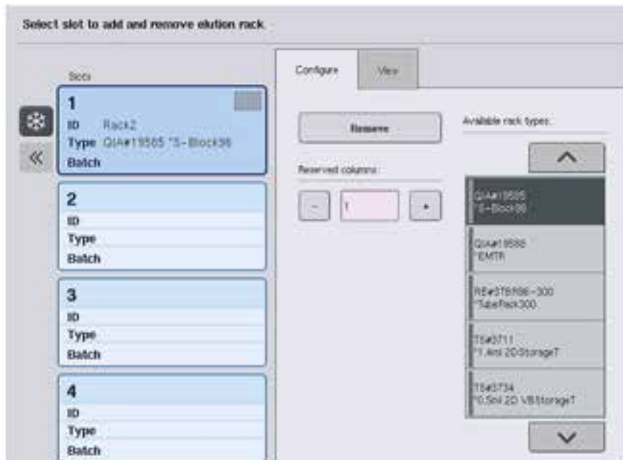

8. Se è necessario caricare altri rack per eluizione nel cassetto “Eluati”, prima di passare alla fase successiva, ripetere la procedura di caricamento precedentemente descritta in questa sezione.
9. Chiudere il cassetto “Eluati” e premere **OK**.

Il QIASymphony SP esegue una scansione di inventario del cassetto “Eluati”. La processazione dei campioni viene messa in pausa e il braccio robotico si muove verso il cassetto “Eluati” per controllare che gli slot di eluizione selezionati contengano un rack per eluizione.

<b>Importante</b>	Non è possibile procedere alla schermata successiva fino al completamento della scansione di inventario.
-------------------	--


### 8.3.3 Modulo di trasferimento

Nell’ambito della modalità integrata, i rack per eluizione possono essere trasferiti automaticamente mediante il modulo di trasferimento dal QIASymphony SP allo slot 2 del cassetto “Eluati e reagenti” dello strumento QIASymphony AS.

Il telaio di trasferimento comprende un supporto di base e un’impugnatura. Se si prevede di utilizzare il modulo di trasferimento per il trasferimento automatico di un rack per eluizione al QIASymphony AS, accertarsi che il telaio di trasferimento sia installato prima di collocare il rispettivo adattatore nello slot 1 del cassetto “Eluati”.


Per installare il telaio di trasferimento, procedere come descritto di seguito.

1. Collocare il telaio di trasferimento nello slot 1, in modo che i 4 perni sotto il supporto di base si incastrino nei fori delle viti dello slot 1. L’impugnatura deve essere rivolta verso lo spigolo posteriore sinistro dello slot 1.

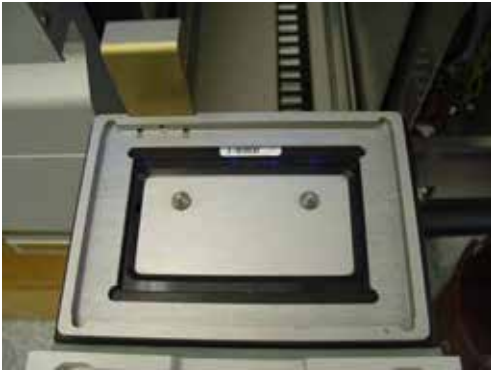

Telaiο di trasferimento collocato nello slot 1 del cassetto "Eluati".

2. Collocare il relativo adattatore e il rack per eluizione sopra il telaio di trasferimento.

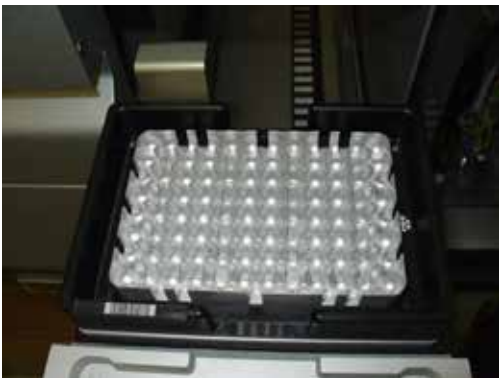

Adattatore collocato sul telaio di trasferimento nello slot 1 del cassetto "Eluati".

Il cassetto "Eluati" è bloccato nei seguenti casi:

- | Trasferimento di eluati dalle cartucce per la preparazione dei campioni al rack per eluizione
- | Durante la scansione di inventario del cassetto "Eluati"
- | Durante il trasferimento di eluati dal QIASymphony SP al QIASymphony AS tramite il modulo di trasferimento
- | Durante un processo integrato.

In tutti gli altri casi, il cassetto "Eluati" può essere chiuso o aperto.

#### 8.3.4 Scaricamento del cassetto "Eluati"

I rack per eluizione devono essere scaricati manualmente dal cassetto "Eluati".

Se si utilizzano gli strumenti QIASymphony SP/AS in modalità integrata, un rack per eluizione nello "slot di eluizione 1" sarà trasferito automaticamente dal QIASymphony SP al modulo AS per

avviare la preparazione della reazione. In seguito, il rack per eluizione sarà trasferito automaticamente di nuovo al cassetto "Eluati" del QIASymphony SP.

Se si utilizzano gli strumenti QIASymphony SP/AS in modalità indipendente, è possibile trasferire il rack per eluizione direttamente al cassetto "Eluati e reagenti" del QIASymphony AS utilizzando il pulsante **Trasferisci**.

Per trasferire rack per eluizione da un qualsiasi slot di eluizione diverso dallo "slot di eluizione 1", occorre eseguire un trasferimento manuale. Per una maggiore flessibilità, i rack per eluizione possono essere rimossi dal cassetto "Eluati" prima del termine del protocollo in modalità indipendente. Non appena gli eluati sono stati trasferiti a un rack per eluizione, tale rack può essere rimosso dal cassetto.

<b>Importante</b>	Non è possibile eseguire questa operazione se il rack sarà utilizzato per un altro batch.
-------------------	---

<b>Importante</b>	Se un rack per eluizione è pronto per essere scaricato, il pulsante "E" nella barra di stato nella parte inferiore del touch screen diventa verde.
-------------------	--

Quando si rimuove un rack per eluizione, il file relativo a tale rack viene finalizzato e viene generato il corrispondente file dei risultati. Il file dei rack e il file dei risultati possono essere scaricati con l'ausilio della QIASymphony Management Console oppure mediante trasferimento dal QIASymphony SP alla penna USB.

Per una descrizione dettagliata di come rimuovere manualmente i rack per eluizione, vedere le sezioni seguenti.


#### 8.3.4.1 Rimozione manuale di un rack per eluizione

1. Aprire il cassetto "Eluati".


Si apre la schermata **Cassetto eluati/Slot di eluizione**.

2. Selezionare lo slot di eluizione da cui deve essere rimosso il rack per eluizione.

Si apre la schermata **Cassetto eluati/Slot di eluizione/Cambia rack X**.

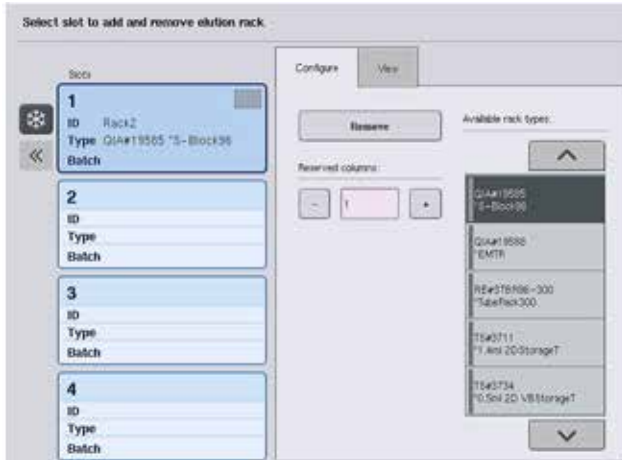


3. Premere il pulsante **Rimuovi** nella scheda **Configura** per rimuovere il rack per eluizione dall'inventario.

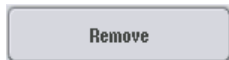


Compare un messaggio che chiede se si desidera rimuovere il rack per eluizione dallo slot selezionato.



4. Premere **Sì** per continuare.

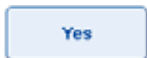

Si apre la schermata **Cassetto eluati/Slot di eluizione/Cambia rack X**. Il rack nello slot selezionato viene rimosso.

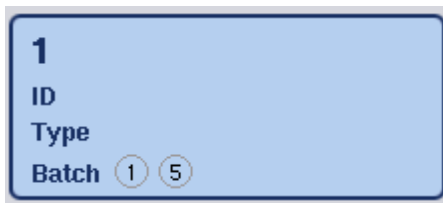

5. Rimuovere il rack per eluizione dal relativo slot.

Se il rack per eluizione è stato utilizzato con un adattatore per eluizione, rimuovere anche l'adattatore.

6. Per scaricare ulteriori rack per eluizione, ripetere il processo.

7. Quando sono stati scaricati tutti i rack per eluizione, chiudere il cassetto "Eluati".

Si apre la schermata **Cassetto eluati/Slot di eluizione/Configura rack X**.

8. Premere **OK**.



Il QIASymphony SP esegue una scansione di inventario del cassetto "Eluati". In seguito si apre la schermata **Preparazione dei campioni/Panoramica**.

**Importante**

Se era stato attivato il raffreddamento dell'eluato nello "slot di eluizione 1", esso verrà disattivato premendo il pulsante **OK** o il pulsante **Si**.

## 8.4 Caricamento del cassetto "Reagenti e materiali di consumo".

Il cassetto "Reagenti e materiali di consumo" contiene tutti i materiali di consumo e i reagenti necessari per l'esecuzione del protocollo.

Prima di avviare un protocollo, occorre caricare il cassetto con i reagenti adeguati in cartucce reagenti preriempite e sigillate, cartucce per la preparazione dei campioni, coperchi per 8 barre e puntali con filtro monouso. In alcuni casi possono essere necessari un recipiente accessorio e un flacone di tampone.

A seconda del kit in uso, possono essere necessarie diverse tipologie o quantità di materiali di consumo. Per maggiori informazioni consultare il manuale del kit QIASymphony in uso.

### 8.4.1 Caricamento dei materiali di consumo

#### 8.4.1.1 Box unitari

I materiali di consumo necessari per la preparazione dei campioni vengono collocati sul piano di lavoro QIASymphony SP in box unitari. I box unitari sono provvisti di coperchio. Vi sono 4 slot per i box unitari.

Per caricare i box unitari, procedere come descritto di seguito.

1. Rimuovere il coperchio del box unitario e conservarlo per un eventuale utilizzo futuro. I coperchi possono essere utilizzati per richiudere box unitari parzialmente usati.
2. Collocare i box unitari contenenti i coperchi per 8 barre oppure le cartucce per la preparazione dei campioni nel cassetto "Reagenti e materiali di consumo".

I box unitari sono progettati in modo da inserirsi nel cassetto esclusivamente con l'orientamento corretto.



Materiali di consumo utilizzati nella preparazione dei campioni sul QIASymphony SP.

Ogni slot per box unitari nel cassetto “Reagenti e materiali di consumo” può essere utilizzato per un box unitario riempito con cartucce per la preparazione dei campioni oppure per un box unitario riempito con coperchi per 8 barre. È possibile caricare nel cassetto box unitari parzialmente utilizzati, poiché il numero di cartucce per la preparazione dei campioni o di coperchi per 8 barre in essi contenuto sarà rilevato durante la scansione di inventario.

Quando si carica il QIASymphony SP con box unitari occorre tenere conto del fatto che, di norma, è necessario un numero superiore di cartucce per la preparazione dei campioni rispetto ai coperchi per 8 barre.


<b>Importante</b>	Non ricaricare i box unitari parzialmente usati. Durante la scansione di inventario viene rilevato il numero di cartucce per la preparazione dei campioni o dei coperchi per 8 barre.
-------------------	---

<b>Importante</b>	Non gettare i box unitari vuoti. È possibile utilizzare i box unitari vuoti nel cassetto "Materiali di scarto" per raccogliere le cartucce per la preparazione dei campioni usate e i coperchi per 8 barre usati durante la procedura di purificazione.
-------------------	---

#### 8.4.1.2 Coperchi per 8 barre

Un coperchio per 8 barre è una serie di 8 coperchi per rispettive barre, che coprono appunto le barre magnetiche della testa magnetica.

- I Ogni box unitario può contenere al massimo dodici coperchi per 8 barre.
- I C'è uno spaziatore fra il fondo del box unitario e l'ultimo coperchio per 8 barre.
- I Una determinata conformazione del bordo superiore e inferiore del coperchio per 8 barre ne consente il rilevamento automatico da parte del QIASymphony SP durante la scansione di inventario.
- I Durante tale scansione viene rilevato anche il numero di coperchi per 8 barre presenti in un box unitario.

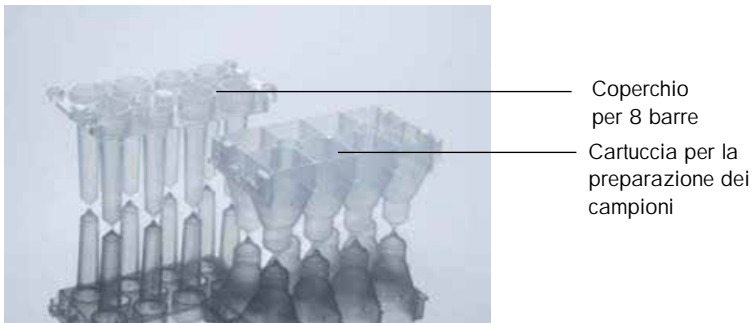

Coperchi per 8 barre e cartuccia per la preparazione dei campioni.

#### 8.4.1.3 Cartucce per la preparazione dei campioni

Le cartucce per la preparazione dei campioni sono i recipienti utilizzati dal QIASymphony SP durante la purificazione degli acidi nucleici. Ciascun pozzetto di una cartuccia per la preparazione dei campioni può contenere fino a 3 ml di liquido.


Le cartucce per la preparazione dei campioni vengono fornite in box unitari sigillati. Ogni box unitario può contenere al massimo 28 cartucce. Una determinata conformazione del bordo superiore e inferiore della cartuccia per la preparazione dei campioni ne consente il rilevamento automatico da parte del QIASymphony SP durante la scansione di inventario. Durante tale



scansione viene rilevato anche il numero di cartucce per la preparazione dei campioni presenti in un box unitario. Il sistema di manipolazione robotico può afferrare simultaneamente al massimo 3 cartucce per la preparazione dei campioni.

#### 8.4.1.4 Rack per puntali

- | Il QIASymphony SP utilizza puntali con filtro da 1.500 µl e puntali con filtro da 200 µl.
- | I puntali con filtro vengono forniti in blister sigillati, con 32 puntali in un rack per puntali.
- | Per facilitare l'uso, i rack contenenti puntali con filtro da 1.500 µl sono di colore nero, mentre i rack contenenti puntali con filtro da 200 µl sono di colore blu.
- | Ogni tipo di rack per puntali presenta un diverso tipo di conformazione sul lato inferiore e superiore. Ciò consente il rilevamento del tipo di puntale con filtro durante la scansione di inventario.
- | Sono presenti 18 slot per i rack per puntali.
- | I rack per puntali possono essere collocati in qualsiasi slot, dal momento che la posizione del rack, il tipo di puntale e il numero di puntali vengono rilevati durante la scansione di inventario.
- | Il numero di puntali richiesti per ogni campione varia a seconda del protocollo in corso.

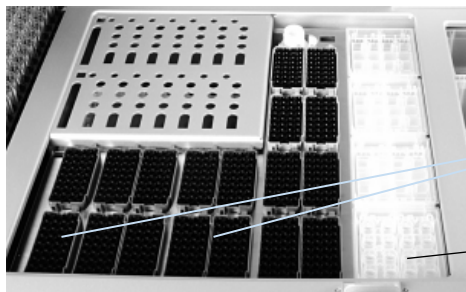

Slot per i  
rack per  
puntali

Slot per i box  
unitari

Rack per puntali.

Per caricare il QIASymphony SP con i rack per puntali, procedere come descritto di seguito.

1. Trattenere il rack per puntali tra 2 dita afferrandolo dalle impugnature incassate.
2. Stringere delicatamente il rack e posizionarlo nell'apposito slot.

<b>Importante</b>	Per garantire il rilevamento dei rack per puntali durante la scansione di inventario, verificare che i rack siano inseriti correttamente negli appositi slot e che nessuna delle sporgenze dei rack sia rotta.
-------------------	--

<b>Importante</b>	Ogni tipo di puntale contiene un filtro per evitare il rischio di cross-contaminazione.
-------------------	---


<b>Importante</b>	Non ricaricare i rack per puntali parzialmente usati. Il numero di puntali con filtro viene rilevato durante la scansione di inventario.
-------------------	--

#### 8.4.2 Cartucce reagenti

Le cartucce reagenti necessarie sono determinate dal QIASymphony SP in base ai protocolli selezionati dall'utente.

Le cartucce reagenti possono provenire dallo stesso kit o da kit diversi.

- I I reagenti necessari per la procedura di purificazione vengono forniti in cartucce reagenti preriempite e sigillate.
- I Nel cassetto "Reagenti e materiali di consumo" possono essere caricate al massimo 2 cartucce reagenti.
- I Per una maggiore facilità d'uso, le cartucce reagenti si inseriscono solo se sono orientate in modo corretto.
  1. L'utente deve prima agitare su vortex il recipiente delle particelle magnetiche e poi rimuovere il sigillo dal recipiente stesso.
  2. Rimuovere i coperchi delle provette e posizionarli nei corrispondenti slot per evitare di creare confusione.
  3. Una volta installato correttamente il coperchio perforante prima del caricamento, la cartuccia reagenti viene aperta automaticamente dal QIASymphony SP, operazione che consente di evitare la manipolazione e il versamento manuali dei reagenti.
- I Ogni singolo reagente nella cartuccia reagenti è etichettato con un codice a barre 2D, che consente di tenere traccia dei reagenti per l'intera procedura di purificazione.
- I Prima di avviare il processo, il sistema controlla che il volume dei reagenti sia sufficiente per il protocollo selezionato.

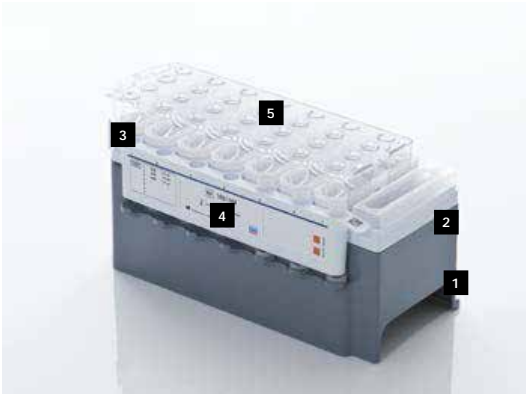

- 1** Supporto della cartuccia reagenti
- 2** Supporto per particelle magnetiche
- 3** Recipienti dei reagenti
- 4** Rack per enzimi
- 5** Coperchio perforante

La cartuccia reagenti contiene reagenti sufficienti per un massimo di 192 campioni, a seconda del kit in uso. I recipienti delle cartucce reagenti parzialmente utilizzate devono essere sigillati subito dopo l'uso con le strisce sigillanti riutilizzabili (in dotazione con il kit QIASymphony).

<b>Importante</b>	Non ricaricare le cartucce reagenti parzialmente utilizzate, in quanto ciò può causare errori di pipettaggio e di prestazioni.
-------------------	--

<b>Importante</b>	La durata di apertura della cartuccia reagenti deve essere limitata al minimo.
-------------------	--

Tutti i recipienti dei reagenti e i rack per enzimi sono etichettati lateralmente con il nome del tampone contenuto nel recipiente. Un codice a barre 2D univoco nella parte superiore di ogni recipiente consente al QIASymphony SP di rilevare la cartuccia reagenti e il contenuto di ciascun recipiente.

La composizione della cartuccia reagenti è specifica del kit. Non miscelare recipienti di diversi kit.

Ispezionare visivamente tutti i recipienti dei reagenti per accertare la presenza di precipitati. In presenza di precipitati, consultare il manuale del kit QIASymphony in uso per maggiori informazioni.

<b>Importante</b>	Accertarsi che i reagenti e gli enzimi siano a temperatura ambiente (15–25°C) prima di collocarli nel cassetto "Reagenti e materiali di consumo".
-------------------	---

<b>Importante</b>	Non autoclavare una cartuccia reagenti preriempita. Non cambiare l'ordine dei recipienti all'interno della cartuccia reagenti.
-------------------	--


<b>Importante</b>	Evitare di agitare la cartuccia reagenti poiché ciò potrebbe causare la formazione di schiuma con conseguenti errori nel rilevamento del livello del liquido.
-------------------	---

### 8.4.3 Flacone del tampone

In base al kit utilizzato, può essere fornito un ulteriore flacone di tampone. Questo flacone è preriempito con 60 ml di reagente.

Per caricare il QIASymphony SP con il flacone del tampone, procedere come descritto di seguito.

1. Rimuovere il tappo a vite dal flacone del tampone.
2. Premere **ID flacone** nella schermata **Caricamento reagenti**.
3. Eseguire la scansione del codice del tampone con l'ausilio dello scanner dei codici a barre portatile. In alternativa, digitare il codice a barre utilizzando la schermata **Tastiera**.
4. Posizionare il flacone nello slot dietro l'estremità posteriore degli slot per puntali 1 e 2.

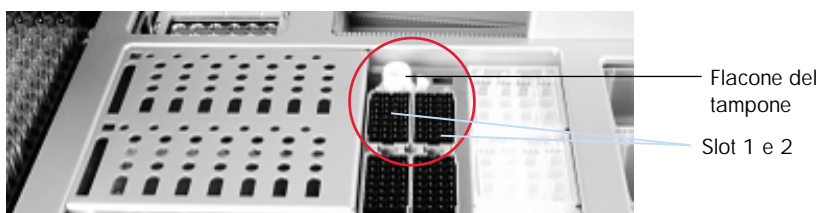

Slot per il flacone del tampone

Il flacone e il volume del tampone saranno rilevati automaticamente durante la scansione di inventario.

### 8.4.4 Recipiente accessorio

Se la procedura di purificazione richiede ulteriore etanolo, è possibile versare l'etanolo in un recipiente accessorio, che va poi collocato nello slot 5 o 12 del rack per puntali. Tali slot possono essere utilizzati per i rack per puntali o per i recipienti accessori.

Se è richiesto ulteriore etanolo, consultare il rispettivo manuale del kit per il volume da utilizzare.

Per caricare il QIASymphony SP con un recipiente accessorio, procedere come descritto di seguito.

1. Riempire il/i recipiente/i accessorio/i con il volume di etanolo indicato nel manuale del kit QIASymphony in uso.
2. Posizionare il/i recipiente/i accessorio/i nello 5 e/o 12 del rack per puntali.



Posizione del/i recipiente/i accessorio/i

<b>Importante</b>	Verificare che il recipiente accessorio sia installato correttamente nello slot del rack per puntali: in caso contrario potrebbe verificarsi un errore durante la scansione di inventario.
-------------------	--

## 8.4.5 Scaricamento dei reagenti e materiali di consumo

### 8.4.5.1 Cartucce reagenti

Per rimuovere una cartuccia reagenti dal cassetto "Reagenti e materiali di consumo", procedere come illustrato di seguito.

1. Aprire il cassetto.
2. Tirare la cartuccia reagenti a sinistra ed estrarla dallo slot facendola scorrere.

Per evitare l'evaporazione dei reagenti, si raccomanda vivamente di risigillare i recipienti della cartuccia reagenti subito dopo l'uso. Risigillare i recipienti utilizzando le strisce sigillanti riutilizzabili in dotazione con i kit QIASymphony. Riposizionare i tappi a vite sulle provette nel rack per enzimi.

Per la conservazione, rimuovere la cartuccia reagenti dal relativo supporto e conservare rispettando le istruzioni riportate nel manuale del kit. Il supporto per le cartucce reagenti può

essere utilizzato in combinazione con altri kit. Conservare il rack per enzimi rispettando le istruzioni riportate nel manuale del kit.

Se la cartuccia reagenti è vuota, rimuoverla dal suo supporto e smaltirla secondo le normative di sicurezza locali.

#### **8.4.5.2 Rack per puntali**

I rack per puntali possono essere lasciati nel cassetto "Reagenti e materiali di consumo". I rack per puntali vanno rimossi soltanto nei seguenti casi:

- I I rack per puntali sono vuoti.
- I Occorre eseguire la manutenzione (ad es. la decontaminazione con la lampada UV).
- I Lo strumento non sarà utilizzato per un periodo di tempo prolungato.

Per rimuovere un rack per puntali dal QIASymphony SP, procedere come illustrato di seguito.

1. Trattenere il rack per puntali tra due dita afferrandolo dalle impugnature incassate.
2. Stringere delicatamente il rack.
3. Rimuovere il rack per puntali.
4. Se è necessario rimuovere i rack per puntali prima di eseguire le procedure di manutenzione, è possibile riposizionare i rack dopo avere svolto la manutenzione.

#### **8.4.5.3 Box unitari (coperchi per 8 barre e cartucce per la preparazione dei campioni)**

I box unitari possono essere lasciati nel cassetto "Reagenti e materiali di consumo". I box unitari vanno rimossi soltanto nei seguenti casi:

- I Il box unitario è vuoto.
- I Occorre eseguire la manutenzione (ad es. la decontaminazione con la lampada UV).

Per rimuovere un box unitario dal cassetto "Reagenti e materiali di consumo", procedere come riportato di seguito.

1. Aprire il cassetto "Reagenti e materiali di consumo".
2. Afferrare il box unitario dal bordo superiore.
3. Estrarlo dal cassetto.
4. Riposizionare i coperchi dei box unitari usati o parzialmente usati.
5. I box unitari vuoti devono essere conservati per raccogliere le cartucce per la preparazione dei campioni usate e i coperchi per 8 barre usati nel cassetto "Materiali di scarto".

## 8.5 Caricamento del cassetto “Campione”

I campioni possono essere caricati nel cassetto “Campione” in provette primarie o secondarie. Per maggiori informazioni sulle provette compatibili, consultare il sito [www.qiagen.com/goto/QIASymphony](http://www.qiagen.com/goto/QIASymphony).

L'uso di portaprovette consente il caricamento di un'ampia gamma di formati dei campioni. Con il QIASymphony SP è possibile utilizzare un portaprovette per un massimo di 24 provette primarie o provette contenenti controlli interni con diametro di 8–16 mm.

### 8.5.1 Caricamento dei portaprovette

#### 8.5.1.1 Caricamento dei campioni con un portaprovette

Il portaprovette del QIASymphony SP può ospitare fino a 24 provette per campioni con il seguente diametro esterno:

- | 14–16 mm (non è necessario l'inserto)
- | 13 mm (con inserto provetta 1a; cat. n. 9242058)
- | 11 mm (con inserto provetta 2a; cat. n. 9242057)
- | provetta di Sarstedt con inserto da 2 ml (con inserto 3b; cat. n. 9242083)



Esempio di inserto per portaprovette.

<b>Importante</b>	Posizionare le provette nel portaprovette con tutti i codici a barre rivolti a sinistra, in modo da poterli leggere con l'apposito lettore.
-------------------	---

<b>Importante</b>	In base al <b>profilo di configurazione</b> è possibile utilizzare soltanto provette per campioni etichettate con codici a barre. Se si utilizzano altri tipi di provette, non è possibile definire un batch o un processo.
-------------------	---

Lo strumento rileva le dimensioni delle provette leggendo il codice a barre sull'inserto o sul portaprovette. Se una provetta utilizzata non è il tipo di provetta predefinita per un determinato inserto, l'utente deve specificare il tipo di provetta durante la definizione del batch di campioni. È anche possibile configurare provette predefinite.

### 8.5.1.2 Inserimento dei campioni con un portaprovette

1. Aprire il cassetto "Campione" tirando lo sportello verso di sé.


Sono disponibili cinque slot: I primi 4 slot possono ospitare portaprovette contenenti provette per campioni, mentre il quinto slot "A" ospita un portaprovette contenente il controllo interno.

Lo stato di ogni slot è indicato da LED situati dietro la linea di arresto. I LED possono illuminarsi in colore verde, arancione o rosso.

Verde — lo slot è libero e pronto per il caricamento

Arancione — il portaprovette è caricato

Rosso — lo slot è attualmente bloccato

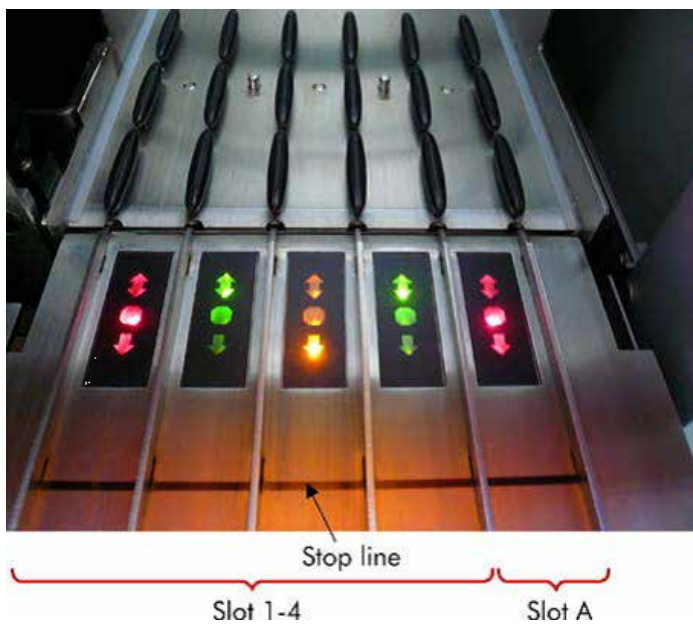



Esempi di illuminazione dei LED di stato.

2. Fare scorrere delicatamente il portaprovette nello slot corrispondente. Inserirlo fino alla linea di arresto e attendere che il lettore dei codici a barre si sia spostato in avanti.



Inserimento del portaprovette nello slot corrispondente.



— Lettore dei codici a barre (laser)

— Spaziatore

Posizione del lettore dei codici a barre e dello spaziatore.

3. Non appena il lettore si trova in posizione, lo slot si sblocca e il LED verde inizia a lampeggiare. Fare scorrere il portaprovette nello slot fino a bloccarlo.

4. Il lettore legge i codici a barre sul portaprovette, sugli inserti e sulle corrispondenti provette per campioni (se munite di codice a barre). Se il caricamento è stato eseguito correttamente, il LED cambia da verde ad arancione.
5. Il lettore dei codici a barre ritorna in posizione iniziale.
6. Per aggiungere altre provette per campioni in slot diversi, seguire la procedura descritta nella presente sezione. In caso contrario, chiudere il cassetto "Campione".

<b>Importante</b>	Accertarsi di tenere il portaprovette con la seconda mano durante il processo di caricamento. In caso contrario, sussiste il rischio di rottura dell'impugnatura.
-------------------	---

<b>Importante</b>	Il portaprovette deve scorrere nello slot senza difficoltà, in caso contrario può verificarsi un errore.
-------------------	--

<b>Importante</b>	Nello "Slot A" può essere caricato soltanto un portaprovette contenente il controllo interno. I portaprovette contenenti campioni devono essere caricati nello "Slot 1", "Slot 2", "Slot 3" o "Slot 4".
-------------------	--

<b>Importante</b>	Se si devono caricare due campioni con lo stesso codice a barre/ID nello stesso portaprovette, non posizionarli uno accanto all'altro. In caso contrario potrebbe verificarsi un errore.
-------------------	--

<b>Importante</b>	Se si stanno utilizzando provette per campioni non etichettate con codici a barre e situate in inserti diversi, utilizzare un solo tipo di inserto per ogni portaprovette oppure lasciare vuota almeno una posizione tra i diversi tipi di inserti.
-------------------	---

<b>Importante</b>	Se si stanno utilizzando provette per campioni non etichettate con codici a barre e il QIASymphony SP presenta una configurazione diversa dalla configurazione 3, è possibile che le provette contenenti piccoli volumi di liquido o liquidi trasparenti non vengano rilevate. In tal caso, utilizzare un'etichetta dei codici a barre bianca per consentire il rilevamento delle provette.
-------------------	---

### 8.5.1.3 Caricamento in continuo

È altresì possibile caricare e mettere in coda campioni aggiuntivi quando un processo è già in corso. In questa modalità è possibile solo assegnare Set di Controllo del Test compatibili con la cartuccia reagenti momentaneamente caricata.

Sul QIA Symphony SP è possibile caricare in continuo fino a 96 campioni in un numero qualsiasi di batch, a condizione che il cassetto dei materiali di consumo sia stato completamente caricato prima di iniziare il primo batch.

Dopo avere caricato i campioni, il sistema consente all'utente di correggere eventuali errori di lettura del codice a barre, modificare la plasticheira, assegnare i Set di Controllo del Test e definire lo slot e il volume di eluizione.

Prima di avviare un processo con caricamento in continuo, verificare che:

- I Siano caricati i reagenti aggiuntivi richiesti (ad es. etanolo, tampone in flacone da 60 ml).
- I Il rack per eluizione sia posizionato correttamente nel cassetto "Eluati" prima di configurare un batch. Se è necessario assegnare uno slot per eluizione durante il setup di un batch (mentre un processo è attivo), possono essere utilizzati soltanto gli slot che contengono già dei rack.
- I I rack per eluizione siano stati configurati prima di iniziare un processo. Ciò garantisce che non siano eseguite scansioni multiple del cassetto "Eluati". Ogni volta che si esegue una scansione, il processo corrente viene messo in pausa.

### 8.5.1.4 Scaricamento di un portaprovette

Se lo del portaprovette non è bloccato (il LED non è acceso con luce rossa), il portaprovette può essere semplicemente rimosso dallo slot. È possibile rimuovere il portaprovette non appena i campioni sono stati trasferiti.

A seconda dello stato del batch, è possibile eseguire diverse operazioni dopo avere rimosso il portaprovette.

### 8.5.1.5 Rimozione di un batch caricato nel portaprovette

Se i campioni sono caricati in un portaprovette, è possibile rimuovere il batch.

Stato	Azione	Descrizione
IN CODA,	È sufficiente rimuovere il portaprovette dallo	Il portaprovette non è stato rimosso prima

INTERROTTO o COMPLETATO	slot corrispondente.	dell'interruzione o del completamento del processo.
INTERROTTO o COMPLETATO		Il portaprovette è stato rimosso prima della fine del batch.

Per rimuovere un batch caricato nel portaprovette, procedere come descritto di seguito.



1. Premere il pulsante **Batch SP** nella schermata **Preparazione dei campioni/Panoramica**.

Compare un messaggio che chiede se si desidera rimuovere il batch.



2. Premere **Si** per confermare.

#### 8.5.1.6 Caricamento dei controlli interni

Se un protocollo richiede l'uso di un controllo interno, il controllo interno da utilizzare è definito nel Set di Controllo del Test corrispondente. L'assegnazione di un Set di Controllo del Test a un campione non soltanto specifica quale protocollo si deve utilizzare, ma anche quale controllo interno va aggiunto al campione.

Il QIASymphony SP supporta l'uso di controlli interni soltanto in combinazione con campioni caricati in un portaprovette.

<b>Importante</b>	I controlli interni devono essere caricati tramite un portaprovette nello "Slot A" del campione.
-------------------	--

<b>Importante</b>	Non caricare controlli interni negli "Slots 1-4".
-------------------	---

È possibile utilizzare otto diversi controlli interni per ogni batch di 24 campioni e fino a 24 diversi controlli interni per un solo processo. Le provette contenenti i controlli interni devono essere posizionate nell'insero adeguato al tipo di provetta prima di essere caricate nel portaprovette.

Il caricamento dei controlli interni richiesti per il/i batch ordinati viene convalidato prima dell'inizio del processo.

Se le provette contenenti i controlli interni sono etichettate con codice a barre e la loro identificazione è definita in un Set di Controllo del Test, il QIASymphony SP rileva automaticamente quale controllo interno è presente in ogni posizione.


Se le provette non sono etichettate con codice a barre, le informazioni sul controllo interno devono essere inserite manualmente.

Dopo l'inserimento del portaprovette nello "Slot A", per inserire informazioni sul controllo interno procedere come descritto di seguito.



1. Premere il pulsante **IC** per controllare o modificare i controlli interni.


Si apre la schermata **Controlli interni**.

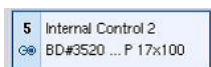

2. Selezionare la posizione che richiede l'assegnazione manuale di un controllo interno premendo il rispettivo pulsante.



3. Selezionare il controllo interno nell'elenco **Controlli interni**:

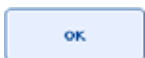

4. Premere **OK** per assegnare i controlli interni alle posizioni selezionate.



5. Premere **OK** per confermare le assegnazioni globali dei controlli interni.



I controlli interni sono ordinati in 3 gruppi:

Opzionale	Tutti i controlli interni riconosciuti dallo strumento non classificati come “Richiesto” o “In uso” vengono visualizzati sotto la voce “Opzionale”.
Richiesto	Il/i batch sono messi in coda. Il QIASymphony SP riconosce quali controlli interni sono richiesti per processare i lotti in coda. Il controlli interni richiesti non vengono rilevati automaticamente e devono essere assegnati alle posizioni rilevate.
In uso	Il QIASymphony SP ha rilevato automaticamente un controllo interno oppure il controllo interno è stato assegnato manualmente a una particolare posizione nel quinto portaprovette. Tali controlli interni sono elencati sotto la categoria “In uso”.

<b>Importante</b>	Se il controllo interno è etichettato con codice a barre, ma il codice non è stato letto in modo corretto, il pulsante associato alla posizione diventa giallo. Per proseguire occorre assegnare manualmente il controllo interno utilizzando i controlli interni visualizzati nell’elenco <b>Controlli interni</b> . Se il controllo interno non era etichettato con codice a barre, ma il QIASymphony SP ha rilevato la presenza di una provetta, nella posizione corrispondente viene visualizzato <b>IC sconosciuto</b> . Il controllo interno deve essere assegnato manualmente utilizzando i controlli interni visualizzati nell’elenco <b>Controlli interni</b> .
-------------------	--


<b>Importante</b>	Sebbene sia possibile uscire da questa schermata senza assegnare manualmente le posizioni marcate <b>IC sconosciuto</b> , accertarsi di assegnare sempre tutti i controlli interni richiesti prima di iniziare un processo; in caso contrario il processo non può essere avviato.
-------------------	---

#### 8.5.1.7 Scaricamento dei controlli interni

È possibile rimuovere dal QIASymphony SP i controlli interni di un portaprovette quando lo slot di tale portaprovette è sbloccato.

- I Se i batch sono in fase di processazione ed è necessario caricare controlli interni aggiuntivi, premere il pulsante **IC** per sbloccare lo "Slot A" del portaprovette.
- I Se il QIASymphony SP non deve accedere al portaprovette nello "Slot A", i controlli interni possono essere scaricati.
- I Rimuovere il portaprovette con i controlli interni dallo "Slot A" facendolo scorrere delicatamente fuori dal cassetto "Campione".

Lo stato dei controlli interni passa da **CARICATO** a **IN ATTESA**. Il QIASymphony SP conserverà le informazioni relative ai controlli interni fornite in precedenza.

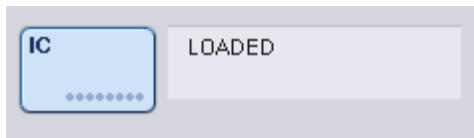

Nelle condizioni sopra descritte dovrebbe essere visibile **IN ATTESA**, mentre nell'immagine qui sopra compare quando **CARICATO**.

#### 8.5.1.8 Caricamento di controlli interni durante un processo

Dopo avere scaricato il portaprovette contenente il controllo interno, occorre inserire di nuovo il portaprovette contenente un nuovo controllo interno. Definire il/i controllo/i interno/i come illustrato nella sezione 8.5.1.6.

Per maggiori informazioni, consultare la sezione 2.20.4, "Loading internal controls during a run", del *QIASymphony SP/AS User Manual — Operating the QIASymphony SP*.

## 8.5.2 Caricamento del portapiastre

Anche il portapiastre può essere utilizzato per l'inserimento dei campioni. Per maggiori informazioni, consultare il *QIASymphony SP/AS User Manual — General Description*. Se si desidera utilizzare il portapiastre, contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.

## 8.6 Esecuzione di scansioni di inventario (SP)

Prima di eseguire un protocollo di preparazione dei campioni occorre eseguire una scansione di inventario di ciascun cassetto del QIASymphony SP. Il QIASymphony SP utilizza un laser per controllare il tipo e la quantità di materiali di consumo, nonché il tipo e la posizione degli adattatori caricati in ciascun cassetto. Un sistema di rilevamento dei codici a barre riconosce e scansiona codici a barre 1D o 2D (ad es. sulla cartuccia reagenti). Il laser e la telecamera per codici a barre sono integrati nel braccio robotico. Ciò garantisce la scansione delle posizioni sull'intero piano di lavoro. La scansione di inventario è specifica di ciascun cassetto. Ciò significa che solo il cassetto che è stato aperto viene scansionato per rilevare eventuali cambiamenti.

### 8.6.1 Scansione di inventario del cassetto "Reagenti e materiali di consumo"

La scansione di inventario del cassetto "Reagenti e materiali di consumo" prevede 2 fasi principali, ciascuna con diverse sottofasi.

#### 8.6.1.1 Scansione laser — cartuccia reagenti

Vengono scansionati gli slot della cartuccia reagenti. Lo strumento controlla innanzitutto i recipienti sigillati nella rispettiva cartuccia reagenti.

<b>Importante</b>	La scansione di inventario non è in grado di rilevare se il coperchio perforante si trova o meno in cima alla cartuccia reagenti. Se manca il coperchio perforante, il QIASymphony SP rileva un errore al primo utilizzo della cartuccia reagenti, pertanto la processazione del corrispondente batch di campioni viene annullata.
-------------------	--

<b>Importante</b>	Accertarsi che tutti i codici a barre 2D siano accessibili al sensore.
-------------------	--

Vengono controllati i codici a barre 2D sui recipienti dei reagenti, sul recipiente delle particelle magnetiche e sul rack per enzimi. Viene inoltre controllato lo stato di perforazione della cartuccia reagenti.





Codici a barre 2D.

- I Se la cartuccia reagenti è sigillata e non perforata, il livello del liquido di tutti i reagenti nella cartuccia reagenti è impostato al valore originale. Non verrà eseguito un ulteriore controllo del livello del liquido.
- I Vengono scansionate entrambi gli slot della cartuccia reagenti.

<b>Importante</b>	Non mischiare i rack per enzimi, tanto meno i recipienti dei tamponi o delle particelle magnetiche di diverse cartucce reagenti.
-------------------	--

#### 8.6.1.2 Scansione laser — slot per rack per puntali

- I Vengono scansionati tutti i 18 slot per rack per puntali per stabilire il tipo di rack che è stato caricato.
- I Tutti i slot per rack per puntali in cui è stato rilevato un rack vengono scansionati per stabilire il numero di puntali. Se viene rilevato un puntale nella prima e nell'ultima posizione del rack per puntali, quest'ultimo viene definito pieno. Se manca il primo o l'ultimo puntale, viene effettuata una scansione completa per stabilire il numero di puntali nel rack.

#### 8.6.1.3 Scansione laser — box unitari

- I Gli slot per box unitari vengono scansionati per rilevare la presenza di box unitari nei 4 slot.
- I Successivamente, vengono determinati il tipo (coperchio per 8 barre o cartuccia per la preparazione dei campioni) e la quantità di materiali di consumo.

#### 8.6.1.4 Scansione del livello del liquido dei reagenti rilevati

Questa scansione viene effettuata solo se non è noto il livello del liquido (ad es. per una cartuccia reagenti parzialmente usata).

- I Scansione del livello del liquido dei reagenti rilevati.

- I Controllo del livello del liquido del flacone del tampone (se rilevato).
- I Controllo del livello del liquido del recipiente accessorio (se rilevato).

<b>Importante</b>	La scansione di inventario consente esclusivamente di rilevare il livello del liquido dei recipienti aperti e riconosciuti.
-------------------	---

<b>Importante</b>	Questi controlli utilizzano puntali con filtro da 1500 µl e 200 µl. Se i puntali disponibili sono insufficienti oppure se manca uno dei tipi di puntali, la scansione di inventario viene annullata e la processazione dei batch di campioni in coda non può essere avviata.
-------------------	--

### 8.6.1.5 Scansione di inventario parziale

Se è necessario ripetere una scansione di inventario per il cassetto “Reagenti e materiali di consumo” (ad es. se è stata apportata una modifica al piano di lavoro), è possibile eseguire una scansione di inventario parziale.

71701

Do you want to start the inventory scan on "Reagents and Consumables drawer"?

Tip Racks	<input type="button" value="Yes"/>	<input checked="" type="button" value="No"/>
Unit Doves	<input type="button" value="Yes"/>	<input checked="" type="button" value="No"/>
Reagents	<input checked="" type="button" value="Yes"/>	<input type="button" value="No"/>
Buffer Bottle (optional)	<input type="button" value="Yes"/>	<input checked="" type="button" value="No"/>
Accessory Trough (optional)	<input type="button" value="Yes"/>	<input checked="" type="button" value="No"/>

## 8.6.2 Scansione di inventario del cassetto "Materiali di scarto"

La scansione di inventario del cassetto "Materiali di scarto" è una scansione laser. Non esegue una scansione dei codici a barre 2D, né un rilevamento del livello del liquido, tanto meno controlli del contenitore per i residui liquidi. È quindi importante che l'utente controlli il contenitore per i residui liquidi e lo svuoti prima di avviare la processazione di un batch.

### 8.6.2.1 Scansione laser

- I Viene eseguita la scansione della stazione di sosta dei puntali. Lo strumento verifica che sia installata la stazione di sosta dei puntali.
- I Viene scansionato lo slot dello scivolo dei puntali. Lo strumento verifica che sia installato lo scivolo dei puntali.
- I Viene eseguita la scansione degli slot dei box unitari. In primo luogo, lo strumento esegue la scansione di ciascuno dei 4 slot dei box unitari per rilevare se è presente un box unitario in ognuno di essi. Successivamente, viene stabilito il contenuto di ogni box unitario (ad es. la quantità e il tipo di materiali di consumo in ogni box).

## 8.6.3 Scansione di inventario del cassetto "Eluati"

Il QIASymphony SP controlla gli slot di eluizione per verificare che gli slot selezionati contengano un rack per eluizione. È possibile selezionare gli slot di eluizione in cui verranno scansionati i codici a barre degli adattatori nella scheda **Processo SP 1** nel menu **Configurazione** (ad es. nessuno o 1-4).

Se il QIASymphony SP rileva una discrepanza fra il/i rack per eluizione previsto/i e reale/i caricato/i nel cassetto "Eluati", sul touch screen appare un messaggio che invita l'utente a risolvere il problema. Aprire il cassetto "Eluati" e collocare il/i rack per eluizione in posizione corretta oppure modificare l'assegnazione slot/rack sul touch screen.

Appare un messaggio nei seguenti casi:

- I Il codice a barre rilevato e il codice a barre dell'adattatore specificato nel file della plasticheria sono diversi.
- I Viene rilevato un codice a barre, ma il file della plasticheria selezionato non specifica un codice a barre dell'adattatore.
- I Non viene rilevato alcun codice a barre, ma il file della plasticheria specifica il codice a barre dell'adattatore necessario.

<b>Importante</b>	Il QIASymphony SP esegue il rilevamento solo se uno slot di eluizione è occupato da un rack per eluizione o da un adattatore; non è in grado di identificare il tipo di rack per eluizione nel rispettivo slot di eluizione.
-------------------	--

## 8.7 Avvio, messa in pausa, ripresa e interruzione di un processo

### 8.7.1 Avvio di un processo

Non appena un batch viene messo in coda, appare il pulsante **Processo**.

Una volta terminata la definizione dei campioni che si desiderano processare, premere il pulsante **Processo**. Il software procederà poi alla convalida dei batch.

### 8.7.2 Messa in pausa di un processo

È possibile mettere in pausa un processo premendo il pulsante **Pausa SP** nella scheda **Preparazione dei campioni**. Se si mette in pausa un processo, il comando in fase di processazione viene completato prima della pausa. Tutti i batch in fase di processazione saranno messi in pausa.

Se si mette in pausa il processo, sono possibili due opzioni: il processo può essere ripreso o interrotto.

<b>Importante</b>	Mettendo in pausa un processo si interrompe la procedura di preparazione dei campioni. Mettere in pausa un processo soltanto in caso d'emergenza.
-------------------	---

<b>Importante</b>	Mettendo in pausa un processo, i campioni processati vengono contrassegnati come "equivoci".
-------------------	--

### 8.7.3 Ripresa di un processo

Per riprendere un processo, premere il pulsante **Continua SP**. Se lo strumento era stato messo in pausa, i campioni saranno contrassegnati come "equivoci".

#### 8.7.4 Interruzione di un processo

Premere il pulsante **Arresta SP** per interrompere il processo. Tutti i batch processati in quel momento saranno interrotti. Gli altri batch con lo stato **IN CODA** potranno essere processati in un altro processo dopo avere eseguito la procedura di cleanup.

Se si interrompe un processo, tutti i campioni processati sono contrassegnati come “non validi”. Non è possibile continuare a processare tali campioni o riprendere il processo.

##### 8.7.4.1 Processo annullato

Dopo avere interrotto un processo oppure se il processo si interrompe a causa di un errore, il pulsante “S” lampeggia (consultare la sezione 5.1.1.2). Premere il pulsante “S” per visualizzare il messaggio di avvertimento o di errore. Tale messaggio fornisce suggerimenti per eseguire la procedura di cleanup nella schermata “**Manutenzione SP**”.

<b>Importante</b>	Dopo la corretta procedura di cleanup, è necessario svuotare tutte le posizioni degli slot nei cassettei “Campione” e “Eluati”. A questo punto è possibile definire e avviare nuovi processi.
-------------------	---

## 8.8 Fine della processazione dei batch/del processo

<b>Importante</b>	Se gli eluati di un batch completato o di un processo interrotto sono stati trasferiti in un rack per eluizione destinato soltanto a eluati di questo batch, tale rack può essere rimosso quando la processazione del batch è terminata.
-------------------	--

1. Rack per eluizione non scaricato/i.
2. Scaricare i portaprovette contenenti i campioni processati.
3. **Opzionale:** Scaricare i controlli interni (se non richiesti per il successivo batch di campioni).
4. Rimuovere la cartuccia reagenti (se non richiesta per il successivo batch di campioni).  
Sigillare i recipienti con le strisce sigillanti riutilizzabili e conservarli rispettando le istruzioni riportate nel manuale del kit.

## 8.9 Termine della giornata di lavoro

1. Svuotare il contenitore per i residui liquidi.
2. Scaricare i box unitari dal cassetto "Materiali di scarto".
3. Scaricare tutti i rack per eluizione.
4. Rimuovere i materiali di consumo, le cartucce reagenti, il flacone del tampone e i recipienti accessori.
5. Eseguire le procedure di manutenzione illustrate nella sezione 9 del *QIASymphony SP/AS User Manual — General Description*.

Per ulteriori informazioni sullo scaricamento dei reagenti e dei materiali di consumo, consultare la sezione 8.4.5.

<b>Importante</b>	Sigillare sempre le cartucce reagenti parzialmente usate con le strisce sigillanti riutilizzabili. Conservare le cartucce reagenti parzialmente usate rispettando le istruzioni riportate nel manuale del kit.
-------------------	--

## 9 Definizione del processo sul QIASymphony SP

Questa sezione descrive come impostare e configurare un processo di preparazione dei campioni.


### 9.1 Configurazione del tipo di campione

<b>Importante</b>	Per default, il tipo di campione è "Campione". Se il QIASymphony SP non è collegato ad un QIASymphony AS, ignorare questa sezione.
-------------------	--

Per modificare un campione in un controllo di estrazione positivo (EC+) o un controllo di estrazione negativo (EC-), al fine di garantire la corretta processazione sul QIASymphony AS, procedere come descritto di seguito.



1. Premere il pulsante **ID/Type** nella schermata **Preparazione dei campioni/Batch/Definisci campioni**.

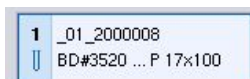

2. Selezionare i campioni di cui sarà modificato il tipo premendo i pulsanti corrispondenti.



3. Premere **EC+** o **EC-** per modificare il tipo di campione da "Campione" a controllo di estrazione positivo (EC+) o controllo di estrazione negativo (EC-).

<b>Importante</b>	I tipi di campioni vengono salvati nel file dei rack per il rack per eluizione corrispondente. Non è possibile modificare i tipi di campioni in un secondo momento.
-------------------	---

### 9.2 Utilizzo di codici a barre virtuali

A seconda della configurazione dello strumento, il QIASymphony SP può generare codici a barre virtuali univoci per provette non etichettate con codici a barre fisici. La nomenclatura del codice a barre è la seguente: "**\_numero di posizione\_ID batch univoco**" (es. \_01\_1000031).

Se il software è configurato per generare e assegnare codici a barre virtuali a provette per campioni non etichettate con codice a barre, non occorre eseguire altre operazioni.



Provette per campioni senza etichette con codici a barre nelle posizioni 1-16

## 9.3 Definizione di un batch/processo (messa in coda)


### 9.3.1 Campioni caricati nel portaprovette

#### 9.3.1.1 Assegnazione di diversi Set di Controllo del Test a un batch di campioni

Per assegnare campioni a un batch, procedere come descritto nelle sezioni “Senza lista di lavoro” o “Con lista di lavoro” seguenti.


#### Senza lista di lavoro

1. Dopo avere caricato un portaprovette, premere il pulsante **Batch SP**.

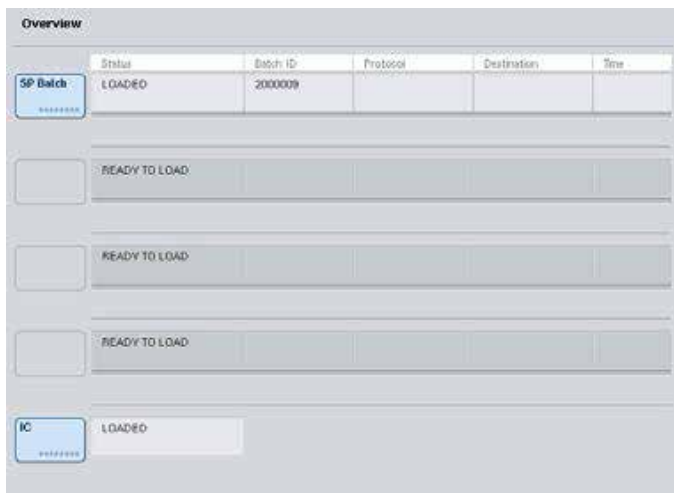



2. Se necessario, inserire o modificare gli ID dei campioni o la plasticheira. Dopo aver eseguito l'operazione, premere **Avanti**.
3. Selezionare i campioni da processare con un particolare Set di Controllo del Test premendo i pulsanti di posizione.
4. Selezionare l'applicazione nell'elenco **Applicazioni/ACS** in cui compare il Set di Controllo del Test. L'elenco mostra tutti i Set di Controllo del Test disponibili per l'applicazione selezionata.
5. Selezionare il Set di Controllo del Test da utilizzare con i campioni selezionati.
6. Non appena è stato selezionato il primo Set di Controllo del Test, vengono visualizzati soltanto i Set di Controllo del Test che possono essere eseguiti con quel protocollo.

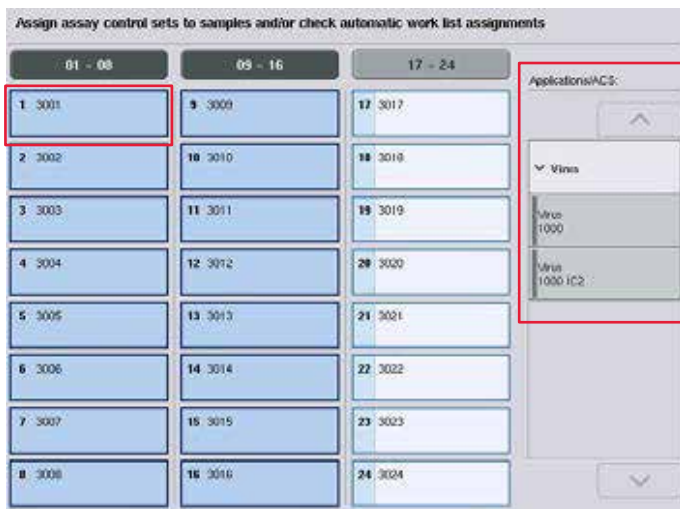


7. Ripetere i punti 2-5 per assegnare i Set di Controllo del Test agli altri campioni.

**Importante**

È possibile eseguire un solo protocollo in un batch di 24 campioni.

**Next**

8. Premere **Avanti** per continuare il flusso di lavoro di definizione del batch.
9. Selezionare lo slot di eluizione per il batch da definire premendo il pulsante dello slot corrispondente.

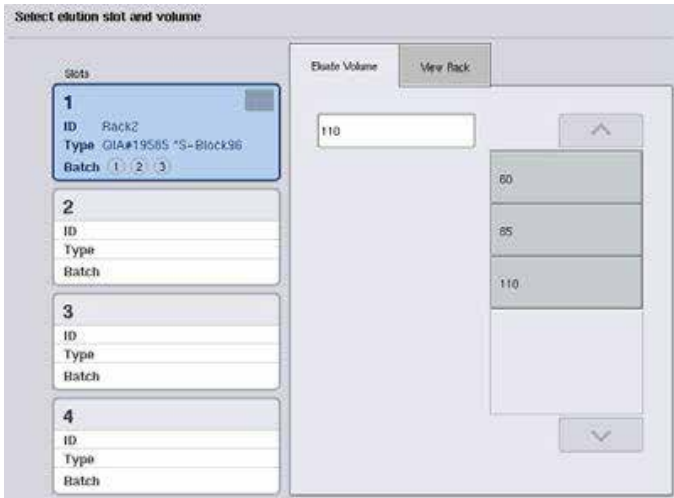

10. Per sovrascrivere il volume di eluizione di default, selezionare dall'elenco il volume di eluizione richiesto premendo il pulsante corrispondente.

11. Premere **Accoda** o **Fine** per concludere il flusso di lavoro di definizione del batch.

### Con lista di lavoro

1. Se tutte le provette per campioni sono state identificate correttamente e non vi sono campioni non identificati o voci doppie (a seconda della configurazione del software del QIAAsymphony SP), premere il pulsante **Avanti** per continuare il processo di definizione del batch.




2. Il QIAAsymphony SP controlla se vi sono assegnazioni di liste di lavoro per i campioni caricati del batch in corso di definizione.


3. Selezionare le liste di lavoro che si desiderano utilizzare per definire il batch. Per selezionare una lista di lavoro, premere il relativo pulsante nell'elenco **Liste di lavoro disponibili**, poi premere il pulsante con la freccia verso destra. La lista di lavoro passerà poi al riquadro **Liste di lavoro selezionate**.


<b>Importante</b>	Quando è stata selezionata una lista di lavoro, nel campo delle liste di lavoro disponibili vengono visualizzate soltanto le liste di lavoro compatibili con la lista selezionata.
-------------------	--

<b>Importante</b>	Per deselezionare una lista di lavoro, selezionarla nel campo <b>Liste di lavoro selezionate</b> , poi premere il pulsante con la freccia verso sinistra. La lista di lavoro passerà al riquadro <b>Liste di lavoro disponibili</b> .
-------------------	---

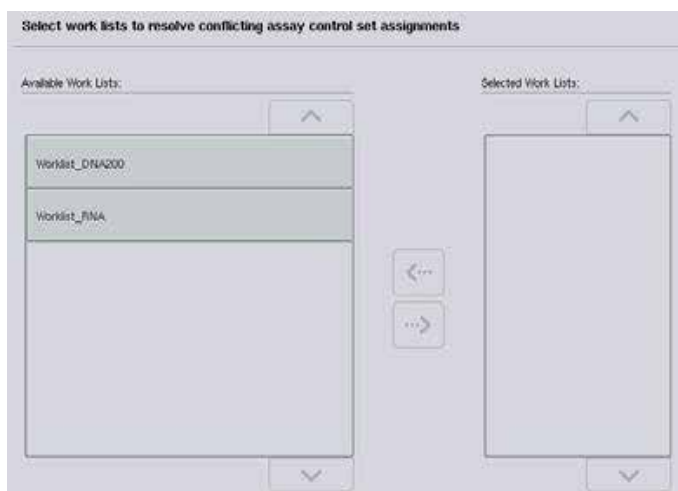

4. Premere **Avanti** per continuare.


5. Per i campioni associati ad una lista di lavoro, i Set di Controllo del Test definiti in tale lista vengono assegnati automaticamente. Questi campioni visualizzano l'indicatore  nell'angolo in basso a destra. Per processare campioni non associati ad una lista di lavoro, occorre assegnare i Set di Controllo del Test.

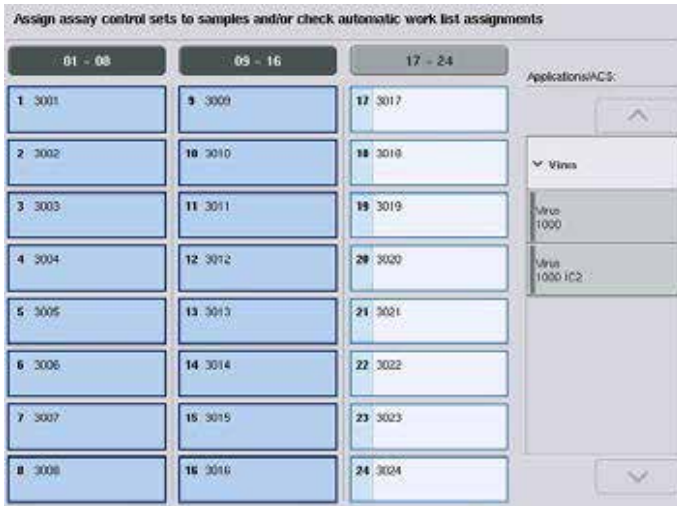

Next

6. Premere **Avanti** per continuare il flusso di lavoro di definizione del batch.

7. Selezionare lo slot di eluizione per il batch da definire premendo il pulsante dello slot corrispondente.

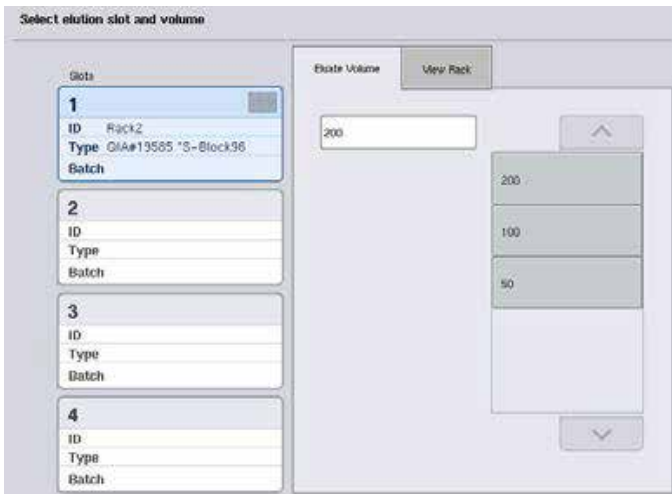

8. Per sovrascrivere il volume di eluizione di default, selezionare dall'elenco il volume di eluizione richiesto premendo il pulsante corrispondente. Utilizzare le frecce verso l'alto e verso il basso per scorrere l'elenco dei volumi di eluizione disponibili.

Queue

9. Premere il pulsante **Accoda** per concludere il flusso di lavoro di definizione del batch.

## 10 Caratteristiche del QIASymphony AS

Il QIASymphony AS esegue il setup del test in modo completamente automatizzato utilizzando un sistema di pipettaggio a 4 canali e si interfaccia direttamente con il QIASymphony SP, consentendo l'automazione dell'intero flusso di lavoro. Durante il setup del test, il touch screen visualizza l'interfaccia di setup del test, fornendo informazioni sull'esecuzione dei test, inclusa la loro progressione.

In un singolo processo è possibile impostare test singoli o multipli; inoltre è possibile premiscelare una miscela master oppure farla preparare dallo strumento stesso. Il QIASymphony AS è provvisto di protocolli predefiniti, studiati specificatamente per l'uso con i kit QIAGEN PCR in tempo reale ed end-point. Questi protocolli sono chiamati Definizioni del Test. I Set di Parametri del Test definiscono i parametri per un determinato protocollo. Questi file, inclusi altri file del QIASymphony AS (ad es. file dei termociclatori, file dei risultati), possono essere trasferiti agli/dagli strumenti QIASymphony SP/AS tramite le porte USB sul QIASymphony SP.

Quando è stato definito il processo di esecuzione di un test, il software calcola automaticamente i requisiti del piano di lavoro per il processo definito (ad es. numero e tipo dei puntali con filtro, volume del reagente). Una scansione di inventario automatizzata (eseguita quando i cassettei sono stati chiusi o prima che inizi l'esecuzione di un test) garantisce la corretta impostazione di tutti i cassettei per l'esecuzione del test definito. È possibile ricaricare i puntali con filtro durante un processo.

Sono previste 2 modalità di funzionamento del sistema per soddisfare i vari requisiti del flusso di lavoro — indipendente e integrata. Per maggiori informazioni, consultare le sezioni 12.1.1 e 12.1.2.

Fare riferimento alle istruzioni relative al modulo di trasferimento nella sezione 8.3.3.

### 10.1 Principio del QIASymphony AS

Un processo di setup del test con il QIASymphony AS comprende di norma 3 fasi principali, ossia la preparazione della miscela master, la distribuzione della miscela master e il trasferimento dei template (ad es. campioni, controlli del test e standard del test).

1. La miscela master viene preparata con i reagenti necessari. Il volume di ogni componente della miscela master dipende dal numero di reazioni da impostare. Dopo la preparazione, viene eseguita una fase di miscelazione per garantire l'omogeneità della miscela master.

**Nota:** Se si utilizza una miscela master pronta per l'uso, la fase di miscelazione non viene eseguita. Se i campioni estratti contengono già il controllo interno, è necessaria una miscela master sia per i controlli del test e gli standard del test contenenti il controllo interno, sia per i campioni senza controllo interno.

2. La miscela master viene distribuita nelle adeguate posizioni delle piastre/provette nel cassetto "Test".
3. I controlli del test, gli standard del test e i campioni vengono trasferiti nelle adeguate posizioni delle piastre/provette nel cassetto "Test".

## 10.2 Caratteristiche dello strumento



- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>1</b> Adattatori d'ingresso (posizioni di trasferimento) | <b>5</b> Puntali di scarto            |
| <b>2</b> Adattatori d'ingresso                              | <b>6</b> Cassetto "Eluati e reagenti" |
| <b>3</b> Adattatori d'uscita PCR                            | <b>7</b> Cassetto "Test"              |
| <b>4</b> Puntali monouso                                    | <b>8</b> Braccio robotico             |

### 10.2.1 Coperchio del QIASymphony AS

Durante l'esecuzione di un test, il coperchio del QIASymphony AS è chiuso. Se si forza l'apertura del coperchio durante l'esecuzione di un test, questo viene messo in pausa.

<b>Importante</b>	Se il coperchio del QIASymphony AS viene aperto, lo strumento non si arresta immediatamente. Lo strumento si arresta quando è terminata la processazione della fase corrente del protocollo. In alcuni casi, ciò richiede un po' di tempo.
-------------------	--

### 10.2.2 LED di stato del QIASymphony

I LED sul lato anteriore del QIASymphony AS sono accesi quando è in corso l'esecuzione di un test. I LED di stato lampeggiano quando l'esecuzione di un test è terminata oppure quando si verifica un errore. Toccando lo schermo, i LED smettono di lampeggiare.

### 10.2.3 Braccio robotico

Il braccio robotico è identico a quello del QIASymphony SP, fatta eccezione per il fatto che non supporta una pinza robotica. La testa del pipettatore del QIASymphony AS può dispensare 2–1.500 µl (in funzione dell'applicazione e del liquido). Nell'ambito della scansione di inventario dei cassette "Eluati e reagenti" e "Test", la telecamera per codici a barre 2D sul braccio robotico identifica gli slot occupati/vuoti e i corrispondenti tipi di adattatori.

# 11 Cassetti del QIASymphony AS

## 11.1 Cassetto "Eluati e reagenti"

Gli acidi nucleici purificati possono essere trasferiti nel cassetto "Eluati e reagenti" dal cassetto "Eluati" del QIASymphony SP mediante trasferimento automatico (tramite il modulo di trasferimento), oppure mediante trasferimento manuale. Il cassetto "Eluati e reagenti" presenta 3 posizioni, ossia slot 1, 2 e 3, che hanno l'opzione del raffreddamento e possono ospitare piastre e provette in adattatori speciali. Gli slot 1 e 2 possono essere utilizzati per ospitare rack per campioni, mentre gli slot 1 e 3 possono ospitare rack per reagenti. Lo slot 1 può essere definito come slot per campioni o reagenti, secondo necessità. Inoltre, ci sono 6 posizioni che possono essere utilizzate per ospitare puntali con filtro monouso nei rack per puntali.

Sono disponibili adattatori per i seguenti tipi di materiali di consumo:

- I Piastre a 96 pozzetti
- I Micropiastre
- I Provette di Sarstedt con tappo a vite
- I Piastre per PCR
- I Microprovette di eluizione CL (cat. n. 19588)

Per maggiori informazioni sui tipi di piastre a 96 pozzetti e sulle provette utilizzabili nel cassetto "Eluati e reagenti", e sulle corrispondenti denominazioni utilizzate nel software, consultare il sito [www.qiagen.com/goto/QIASymphony](http://www.qiagen.com/goto/QIASymphony).

Sono disponibili portareagenti per ospitare reagenti in provette da 2 ml e 5 ml e flaconi da 30 ml:

- I Portareagenti 1 (18 provette da 2 ml, 6 provette da 5 ml)
- I Portareagenti 2 (18 provette da 2 ml, 2 provette da 5 ml, 2 flaconi da 30 ml)
- I Tappo a vite per microprovetta QS (24 provette da 2 ml)



### 11.1.1 Puntali con filtro

Il QIASymphony AS utilizza gli stessi puntali con filtro monouso del QIASymphony SP. Oltre ai puntali con filtro da 200 µl e 1.500 µl, il QIASymphony AS utilizza anche puntali con filtro da 50 µl. I rack per puntali contenenti i puntali con filtro da 50 µl sono di colore grigio.

<b>Importante</b>	Utilizzare esclusivamente i puntali con filtro previsti per l'uso con gli strumenti QIASymphony SP/AS.
-------------------	--

### 11.2 Cassetto "Test"

I test vengono definiti nelle piastre o provette nel cassetto "Test". Il cassetto "Test" ha 3 posizioni, ossia slot 4, 5 e 6, che possono essere raffreddate e utilizzate per ospitare rack per test in adattatori speciali. Possiede inoltre 6 posizioni che possono essere utilizzate per ospitare puntali con filtro monouso in rack per puntali (consultare la sezione 11.1.1 per maggiori informazioni sui puntali con filtro monouso).

<b>Importante</b>	Per analisi successive sul Rotor-Gene® Q, i test possono essere definiti anche in Rotor-Disc. In questo caso, gli slot 4–6 devono essere coperti con l'Unità Base Adattatore per Rotor-Disc® QS e un numero massimo di 2 Blocchi di Caricamento per Rotor-Disc 72. Un Rotor-Disc 72 può essere poi collocato su ciascun Blocco di Caricamento per Rotor-Disc 72.
-------------------	--

<b>Importante</b>	I test che includono una fase di normalizzazione possono utilizzare lo slot 6 per il posizionamento in un rack di normalizzazione. Qualora fosse necessario un rack di normalizzazione, lo slot 6 non può essere utilizzato per un rack per test.
-------------------	---

Sono disponibili adattatori per i seguenti tipi di materiali di consumo:

- I Piastre per PCR a 96 pozzetti
- I Provette per strisce Rotor-Gene
- I Rotor-Disc 72
- I Capillari in vetro (20 µl) (da utilizzare con il LightCycler®)

Per maggiori informazioni sui tipi di piastre e sulle provette utilizzabili nel cassetto "Test", e sulle corrispondenti denominazioni utilizzate nel software, consultare il sito [www.qiagen.com/goto/QIASymphony](http://www.qiagen.com/goto/QIASymphony).

## 12 Funzioni di base del QIASymphony AS

### 12.1 Definizioni

#### 12.1.1 Funzionamento indipendente

Il QIASymphony SP e il QIASymphony AS possono essere messi in funzione indipendentemente l'uno dall'altro. È possibile eseguire contemporaneamente 2 processi indipendenti (uno sul QIASymphony SP e uno sul QIASymphony AS), senza che i due processi interferiscano tra loro.

È inoltre possibile eseguire un processo indipendente sul QIASymphony SP e poi trasferire gli eluati al QIASymphony AS mediante il modulo di trasferimento. I campioni possono essere processati eseguendo un processo indipendente di setup del test. In tal caso, occorre in primo luogo eseguire la definizione del processo di preparazione dei campioni, poi eseguire la definizione del processo di setup del test quando il rack per eluati è trasferito al QIASymphony AS.



Funzionamento indipendente.

### 12.1.2 Funzionamento integrato

Un processo integrato è costituito da un processo di preparazione dei campioni sul QIASymphony SP, seguito da un processo di setup del test sul QIASymphony AS. Gli eluati sono trasferiti automaticamente dal QIASymphony SP al QIASymphony AS tramite il modulo di trasferimento, senza interazione da parte dell'utente. Un processo integrato è definito nel software per il flusso di lavoro completo prima di avviare il processo.



Funzionamento integrato.

### 12.1.3 Processo con normalizzazione

Il QIASymphony AS può eseguire una fase di normalizzazione (in altre parole, gli eluati in concentrazione nota vengono diluiti fino a raggiungere concentrazioni target) prima del setup del test. Questa opzione è disponibile per la maggior parte delle definizioni del test in abbinamento a un file di definizione della normalizzazione, che può essere richiesto al Laboratorio Applicazioni di QIAGEN. Contattare l'assistenza tecnica QIAGEN per maggiori informazioni.

### 12.1.4 Curva standard

Il QIASymphony AS può eseguire serie di diluizioni degli standard, utilizzando soluzione standard concentrata e tampone di diluizione, entrambi forniti dall'utente. Questa funzione è

disponibile soltanto se definita da un test. L'opzione può essere abilitata su richiesta dal Laboratorio Applicazioni di QIAGEN.

## 12.2 Preparazione di un processo

Prima di definire un processo, occorre configurare nel software il o gli adattatori e il o i portareagenti. Se nel processo vengono impiegati liste di lavoro e file dei rack, questi file devono essere trasferiti agli strumenti QIASymphony SP/AS.

Per maggiori informazioni sul trasferimento dei file di processo, delle liste di lavoro, dei file dei rack e dei file dei dati relativi alle concentrazioni, consultare la sezione 6.


### 12.2.1 Test preferiti

Nella modalità integrata, è possibile definire test preferiti personalizzati per una più rapida assegnazione all'interno della schermata di setup relativa al **funzionamento integrato**.



1. Premere la scheda **Strumenti** e selezionare **Test preferiti**.

Compare la schermata **Definisci test preferiti** illustrata nella seguente immagine.

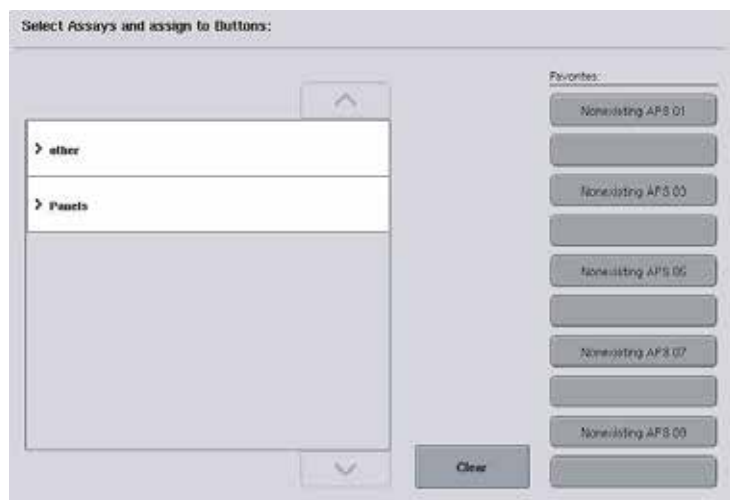

La finestra di dialogo contiene un elenco che mostra i test disponibili per il "Setup integrato" e la serie di pulsanti dei Preferiti identici a quelli presenti nella schermata "Setup integrato".

2. Selezionare il test per assegnarlo come preferito.




3. Assegnare il test selezionato al pulsante vuoto selezionato nei **Preferiti**.

Il test sarà visualizzato nel pulsante dei Preferiti assegnato.



4. Premere **Salva**.

Le modifiche vengono salvate nei dati utente, consentendo la configurazione specifica dell'utente dei pulsanti **Preferiti**.

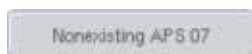

5. Per eliminare un test dai Preferiti, selezionare il pulsante corrispondente e premere **Cancella**.

Il test selezionato sarà eliminato da **Test preferiti**.



6. Se si preme **Annulla**, compare un messaggio che segnala che tutte le modifiche andranno perdute.

### 12.3 Processo integrato

Dopo avere acceso lo strumento ed avere eseguito il login come utente, procedere come descritto di seguito.

1. Aprire il coperchio del QIASymphony AS.
2. Inserire lo scivolo dei puntali nel QIASymphony AS.
3. Dopo avere eseguito la manutenzione, caricare tutti i componenti degli strumenti QIASymphony SP/AS (ad es. scivoli dei puntali, sistema di recupero goccia, paragocce della testa magnetica, sacchetti per lo smaltimento dei puntali, contenitore rifiuti vuoto e stazione di sosta dei puntali). Chiudere i coperchi degli strumenti QIASymphony SP/AS.
4. Passare all'interfaccia utente **Processo integrato**.
5. Caricare il cassetto "Materiali di scarto" del QIASymphony SP.
6. Caricare il cassetto "Eluati" con il rack corretto all'interno del corrispondente adattatore di raffreddamento, assieme al telaio di trasferimento nello "Slot di eluizione 1". Assegnare il rack per eluizione allo "Slot di eluizione 1" sul touch screen e avviare la scansione.
7. Caricare il cassetto "Reagenti e materiali di consumo" come descritto nel manuale del kit utilizzato.
8. Premere **Definisci processo** per definire un processo integrato sugli strumenti QIASymphony SP/AS.
9. Caricare il cassetto "Campione" con campioni e controlli interni opzionali.
10. Premere **Edita campioni** per controllare o modificare i tipi di provette per campioni e gli inserti. Le provette di default sono predefinite per gli inserti nella configurazione e possono essere modificate.

11. Per assegnare i test alle posizioni dei campioni, premere **Definisci test** oppure utilizzare i pulsanti **Test preferiti** definiti in precedenza.
12. Creare il/i batch AS utilizzando il/i batch SP definito/i.
13. Mettere in coda il processo integrato premendo **OK**.
14. **Opzionale:** definire il o i controlli interni.
15. Avviare il processo integrato premendo **Processo**.
16. Mentre il processo integrato è in esecuzione sul QIASymphony SP, caricare il QIASymphony AS. Aprire i cassettei "Eluati e reagenti" e "Test".
17. Caricare il/i rack per test nel/i corrispondente/i adattatore/i e posizionarlo/i nello/negli slot "Test".
18. Premere il pulsante arancione **Rack per test** e premere **Carica** nella schermata successiva per caricare virtualmente il o i rack per test.
19. Riempire ogni provetta dei reagenti con il volume di reagente necessario e posizionare le provette, senza coperchio, nelle opportune posizioni degli adattatori preraffreddati per reagenti.
20. Premere il pulsante arancione **Rack per reagenti** e premere **Carica** nella schermata successiva per caricare virtualmente il o i rack per reagenti.
21. Collocare il o gli adattatori per test preparati nello/nei corrispondente/i slot.

<b>Importante</b>	Accertarsi che i reagenti siano stati completamente scongelati. Se si desidera, inserire un codice a barre del kit per ogni test.
-------------------	---


22. Caricare i puntali con filtro monouso nei cassettei "Eluati e reagenti" e "Test". Caricare come minimo il numero richiesto per ogni tipo di puntale.
23. Chiudere i cassettei "Eluati e reagenti" e "Test" e avviare la scansione di inventario.
24. Il setup del test si avvierà automaticamente una volta eseguita la scansione di inventario e terminata la preparazione dei campioni per il batch integrato.
25. Se si processa più di un batch integrato, rimuovere il batch integrato precedentemente terminato dalla panoramica **Setup integrato**. Per proseguire con il batch AS successivo, ricaricare i cassettei "Eluati e reagenti" e "Test" del QIASymphony AS.

### 12.3.1 Definizione di un processo integrato

Quando si definisce un processo integrato, sul touch screen compaiono alcune schermate che guidano l'utente attraverso le diverse fasi.

È possibile definire un processo integrato soltanto se nello “Slot di eluizione 1” del QIASymphony SP sono stati caricati un rack per eluizione e un telaio di trasferimento. Per risparmiare tempo, il sistema verifica la presenza del telaio di trasferimento durante la scansione di inventario del portarack.

Selezionare la scheda **Processo integrato** nella schermata “Panoramica”, poi premere **Definisci processo**.

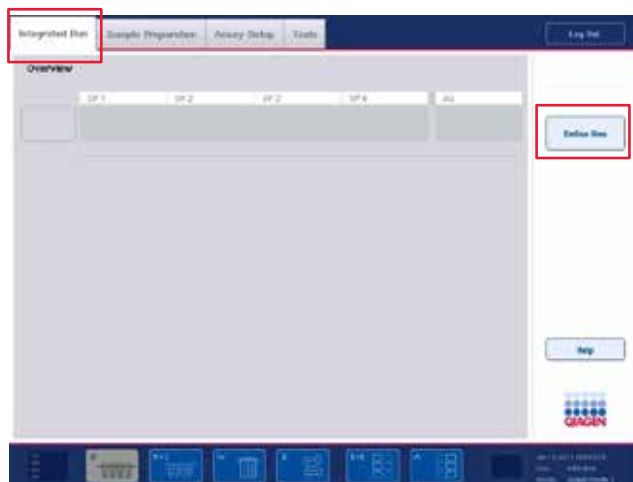


Si apre la schermata **Setup integrato**.

Se compare un messaggio d’errore, consultare la sezione 13 per informazioni sulla risoluzione del problema.

La schermata **Setup integrato** fornisce una panoramica dei batch definiti e/o consente la definizione dei batch.

Per definire un batch, procedere come descritto di seguito.

1. Seleziona il pulsante del batch e premere **Resetta Batch SP**.
2. Modificare i campioni (tale operazione include la risoluzione di errori negli ID dei campioni delle relative provette).
3. Assegnare un test a tutti i campioni di un batch.
4. Definire i test per un batch.
5. Creare o eliminare i batch AS dal relativo batch SP.

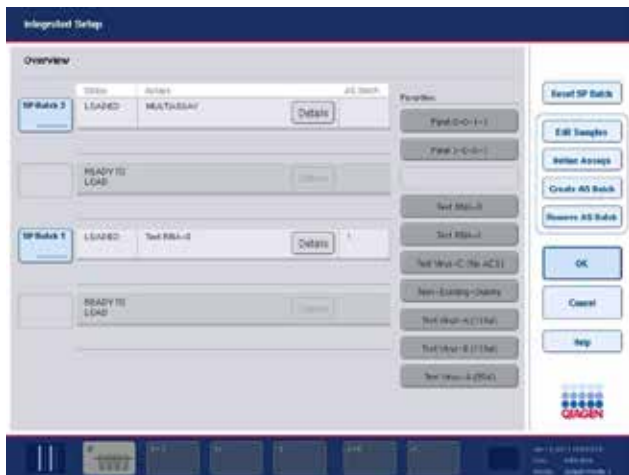

Un processo integrato è costituito da uno o più batch integrati. Un batch integrato è una combinazione di uno o più batch SP e un solo batch AS. Quindi gli eluati di numerosi batch SP possono essere processati in un solo batch AS.

Per definire un batch integrato, procedere come segue:

1. Caricare un portaprovette. Il batch caricato è visualizzato sul touch screen.
2. Assegnare i test alle posizioni dei campioni.



3. Creare un batch AS per il/i relativo/i batch SP.



4. Mettere in coda il processo integrato.

### 12.3.1.1 Assegnazione di test alle posizioni dei campioni

È possibile assegnare i test ai campioni con l'ausilio come segue:

- I Test **Preferiti**
- I Schermata **Assegnazione del test**
- I Liste di lavoro



### 12.3.1.2 Test preferiti

In primo luogo, è necessario impostare un elenco di test **Preferiti** (consultare la sezione 12.2.1) e poi procedere come descritto di seguito.

1. Selezionare il/i batch SP desiderato/i.
2. Selezionare il test sotto **Preferiti**.


### 12.3.1.3 Assegnazione di test con l'ausilio della schermata "Assegnazione del test"



1. Selezionare il batch SP.



2. Premere **Definisci test** nella schermata **Setup integrato**.

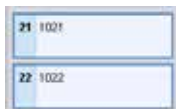

3. Comparare la schermata **Assegnazione del test**. Qui è possibile assegnare i test a posizioni specifiche dei campioni.


4. Selezionare le posizioni dei campioni a cui si deve assegnare il test.

Tali posizioni saranno visualizzate in azzurro prima della selezione e in blu scuro dopo di essa.



5. In alternativa, selezionare tutti i campioni premendo **Seleziona tutto**.

6. Selezionare il test desiderato dall'elenco **Test**.

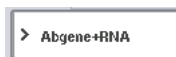

I test selezionati saranno assegnati alle posizioni selezionate. Nell'angolo in basso a destra delle posizioni dei campioni assegnate appare un numero, che indica la quantità di test assegnati ad un determinato campione.

7. Se devono essere assegnati più test, ripetere le fasi 4 e 5 per tutti i test.

È prevista una scheda separata per ogni test assegnato. Quando si seleziona una scheda del test, tutti i campioni a cui è assegnato questo test diventano di colore verde e presentano lo stesso numero specifico del test nell'angolo in basso a sinistra della posizione del campione.



8. Premere **OK**. Il pulsante **OK** non è attivo se è presente almeno un conflitto.

### **Modifica delle specifiche del test**


In base alla definizione del test, è possibile modificare determinate specifiche del test per il processo in corso di definizione.

<b>Importante</b>	Per i Set di Parametri del Test di “sola lettura” viene garantito che durante la definizione di un processo è possibile modificare solo il numero di replicati con il touch screen.
-------------------	---

<b>Importante</b>	Non è possibile modificare i test nella modalità della lista di lavoro.
-------------------	---



1. Premere il pulsante **Specifiche**. Compare la schermata **Specifiche del test**.
2. Selezionare dalle schede i test per i quali si desidera modificare i parametri.

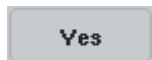

3. Premere **Si** o **No** per definire se utilizzare o meno una miscela master pronta per l'uso.




I parametri sono elencati sotto i titoli **Campione**, **Controlli del test** e **Standard del test**.

4. Premere uno di questi titoli per visualizzare un elenco di parametri. Utilizzare le frecce su e giù per sfogliare l'elenco.

A seconda del test alcuni titoli non sono visibili.

5. Modificare il/i parametro/i desiderato/i.

Dopo aver modificato un parametro, nella scheda del test attiva viene visualizzato il simbolo di una mano. Dopo avere modificato i parametri del test, compare il simbolo di una mano.

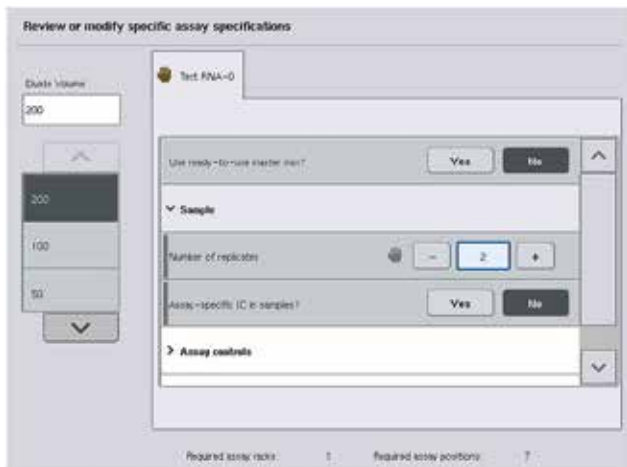

6. Se devono essere modificati i parametri per più di un test, ripetere le fasi 2-5 per gli altri test.



7. Per sovrascrivere il volume di eluizione di default, nell'elenco **Volume di eluato** sul lato sinistro della schermata selezionare il volume di eluizione richiesto premendo il pulsante corrispondente.


8. Premere **OK** per salvare le modifiche e tornare alla schermata **Assegnazione del test**.

<b>Importante</b>	Se i parametri sono stati modificati, le modifiche non verranno salvate nei test, ma verranno utilizzate soltanto per il processo corrente. Per modificare i parametri in un test per processi successivi, utilizzare lo strumento di editor <b>Definizione del processo</b> della QIASymphony Management Console.
-------------------	--

#### 12.3.1.4 Assegnazione di test con l'ausilio delle liste di lavoro

Se si utilizzano le liste di lavoro, i test vengono assegnati automaticamente ai campioni mediante i relativi codici a barre, come definito nelle liste di lavoro. I batch con test assegnati dalle liste di

lavoro sono contrassegnati dal simbolo della lista di lavoro nella colonna **Test** (evidenziata dal cerchio nell'immagine sotto riportata). A seconda della configurazione, le assegnazioni possono essere modificate nella schermata **Assegnazione del test** premendo il pulsante **Definisci test**.

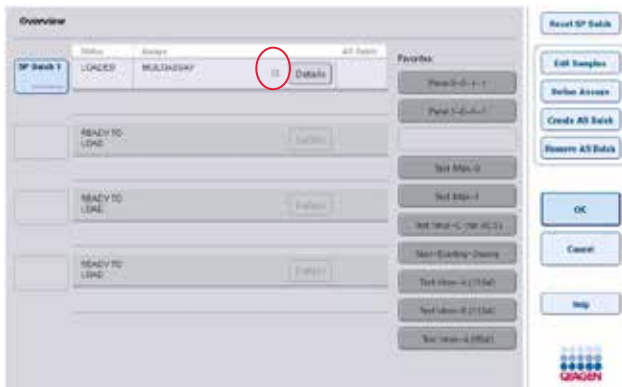

### 12.3.1.5 Creazione di batch AS

È possibile creare un batch AS da un singolo batch o da più batch SP.

Per creare un batch AS, procedere come descritto di seguito.



1. Nella schermata **Panoramica** del Setup integrato, premere uno o più batch SP per selezionarli.

2. Una volta selezionati, il o i pulsanti del batch diventano di colore grigio.



3. Premere il pulsante **Crea Batch AS**.

Sarà creato un batch AS per i batch SP selezionati. Nella colonna **Batch AS** compare un numero, che indica a quale batch AS è collegato un determinato batch SP.



4. Premere **OK**.






I batch integrati così creati vengono messi in coda. Successivamente si apre la **Schermata principale**.

#### Importante

Per scollegare un batch AS da un batch SP, premere il o i batch SP per selezionarli e poi premere **Rimuovi Batch AS**.

### 12.3.1.6 Definizione dei controlli interni

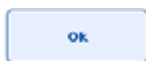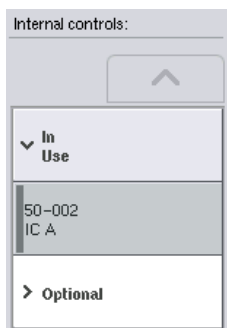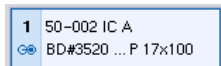


1. In primo luogo caricare i controlli interni nello "Slot A" del cassetto "Campione".
2. Premere **Definisci IC** nella scheda **Processo integrato**. Si apre la schermata **Preparazione campioni/Controlli interni**.
3. Premere il o i controlli interni caricati per selezionarli.
4. Se il tipo di provetta è diverso da quello di default, premere il pulsante **Provette IC** e selezionare un tipo di provetta.
5. Selezionare un controllo interno nell'elenco **Controlli interni**. Il controllo interno selezionato sarà assegnato al o ai controlli interni caricati selezionati.
6. Premere **OK**.  
I controlli interni selezionati saranno assegnati alle provette dei controlli interni selezionati. Si apre di nuovo la schermata **Panoramica generale**.

### 12.3.1.7 Avvio di un processo integrato

1. Caricare il piano di lavoro del QIASymphony SP.
2. Avviare il processo integrato premendo **Processo**.
3. Mentre il processo integrato è in esecuzione, caricare il piano di lavoro del QIASymphony AS.

### 12.3.1.8 Modifica di un processo integrato

Se è già stato definito un processo integrato, la schermata **Processo integrato** visualizza lo stato di tutti i batch integrati definiti e la relazione tra i batch SP e AS.

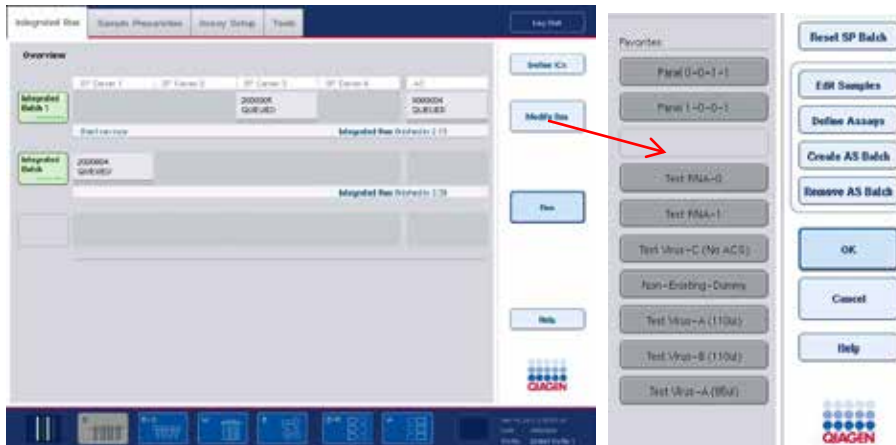

Modify Process

Remove AS Batch

Edit Samples

Favorites:  
Demo\_SW4.0 Assay1

Define Assays

Create AS Batch

1. Premere **Modifica processo**. Si apre la schermata **Setup integrato** in cui è visualizzata una panoramica dei batch definiti.
2. Utilizzare il pulsante **Rimuovi Batch AS** per rimuovere un batch AS dal processo integrato del batch SP correlato.  
Questo pulsante non è disponibile se il batch AS è stato avviato.
3. Il pulsante **Edita campioni** consente di risolvere eventuali errori di lettura del codice a barre delle provette dei campioni. È inoltre possibile modificare gli ID e i tipi dei campioni e la plasticheria.
4. Assegnare il test a tutti i campioni di un batch con i pulsanti dei Preferiti.
5. Definire i test per un batch.
6. Utilizzare il pulsante **Crea Batch AS** per assegnare un batch AS a uno o più batch SP.

#### Importante

È possibile modificare l'ordine di processazione dei batch di un processo integrato scaricando, ricaricando e ridefinendo manualmente un batch integrato.

<b>Importante</b>	Si noti che se si utilizzano le funzioni <b>Modifica processo</b> e <b>Crea Batch AS</b> dopo avere messo in coda un processo integrato, l'ordine di processazione dei batch SP e AS da parte del sistema può differire dall'ordine in cui i batch sarebbero processati se i batch AS fossero stati creati prima di mettere in coda il processo integrato.
-------------------	--

Per maggiori informazioni, consultare l'Appendice A del *QIASymphony SP/AS User Manual — Operating the QIASymphony AS*.


<b>Importante</b>	Ai campioni del batch del QIASymphony SP deve essere assegnato almeno un test.
-------------------	--

<b>Importante</b>	Tale operazione può anche essere eseguita per batch completati del QIASymphony SP, consentendo il setup automatizzato del test di campioni la cui purificazione è già stata terminata.
-------------------	--

### 12.3.2 Caricamento di un processo integrato

In primo luogo caricare il QIASymphony SP. Poi caricare il QIASymphony AS. Questa sezione descrive come caricare i campioni, i reagenti e i materiali di consumo sul QIASymphony AS.


Inoltre, la schermata **Informazioni di caricamento** offre una panoramica della plastiche, dei materiali di consumo e degli adattatori necessari per un processo. Vengono visualizzati il numero e il tipo di puntali con filtro necessari. Premere un determinato slot per maggiori informazioni.

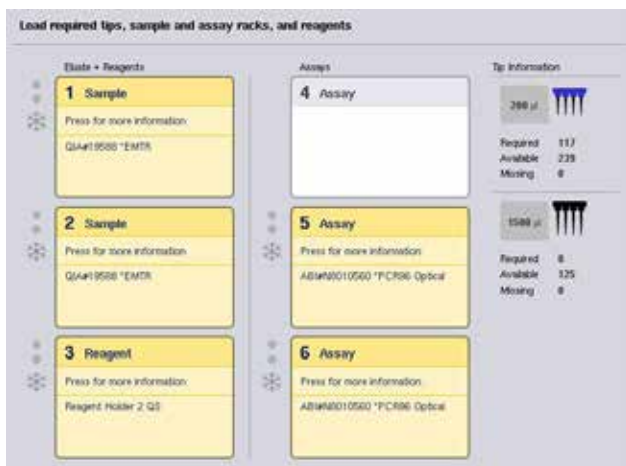

### 12.3.2.1 Caricamento dei rack per campioni

#### Slot per campioni

Per informazioni dettagliate sul caricamento, premere uno slot per campioni. Appare una rappresentazione schematica del rack per campioni.

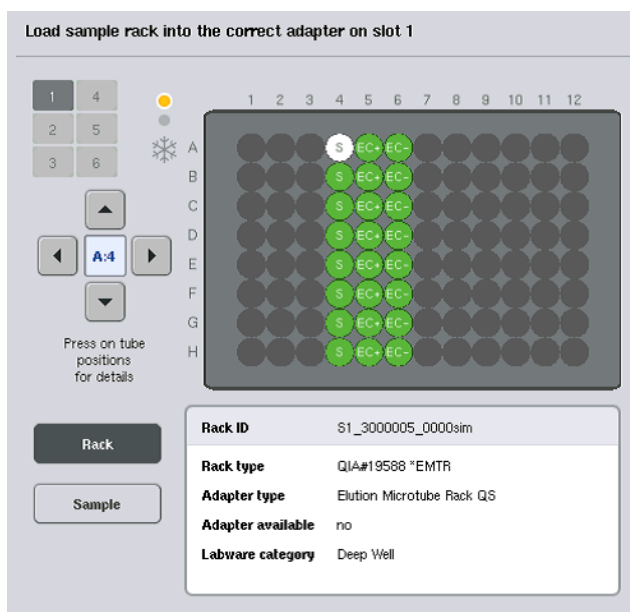

Premere una determinata posizione per visualizzare le informazioni su un particolare campione. Per selezionare una posizione si possono anche utilizzare le frecce. Quando si preme **Campione**, vengono visualizzati l'ID del campione, il tipo di campione, lo stato e il volume del campione, nonché il test a cui è stato assegnato detto campione.

Per visualizzare le informazioni riguardanti tutti i campioni nel rack per campioni sotto forma di tabella, premere **Visualizzazione elenco**.


<b>Importante</b>	Poiché il rack per campioni viene trasferito dal QIASymphony SP al QIASymphony AS, non è necessario che tale rack sia caricato sul QIASymphony AS per un processo integrato.
-------------------	--



### 12.3.2.2 Caricamento del/i rack per test

#### Slot "Test"

Premere uno slot per test per informazioni dettagliate sul caricamento. Appare una rappresentazione schematica del rack per test.

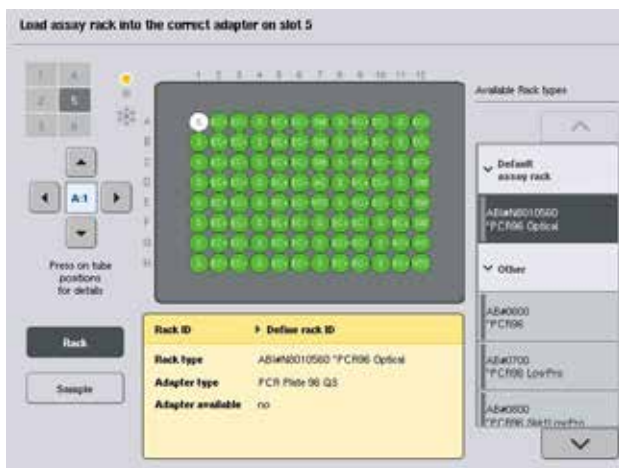

Premere una determinata posizione per visualizzare le informazioni sul campione in quella posizione. Per selezionare una posizione si possono anche utilizzare le frecce. Quando si preme **Campione**, vengono visualizzati l'ID del campione, il tipo di campione, lo stato e il volume del campione, nonché il test a cui è stato assegnato detto campione.

Per visualizzare informazioni riguardanti tutte le posizioni nel rack del test sotto forma di tabella, premere **Visualizzazione elenco**.

#### Rack per test



Il numero necessario di rack per test viene calcolato dal software. Il numero massimo di rack per test è 3. Se l'esecuzione di un test include una fase di normalizzazione, è possibile utilizzare fino a 2 rack per test. Se si utilizza un Rotor-Disc come rack per test, gli slot 4–6 sono coperti con l'Unità Base Adattatore per Rotor-Disc QS. Possono essere utilizzati al massimo 2 Rotor-Disc.



Schermata **Informazioni di caricamento** con i rack per test assegnati agli slot 5 e 6.

Gli slot "Test" vengono assegnati automaticamente dal software, quindi l'assegnazione non può essere modificata dall'utente. L'assegnazione dipende dal flusso di lavoro della processazione. Lo slot 5 viene processato per primo, poi il 6 e infine il 4.

### Assegnazione di rack per test

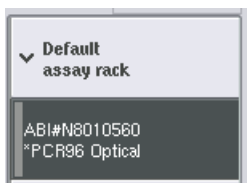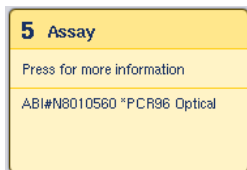

Rack ID

Automatic ID

Load

1. Aprire il cassetto **Test**. Si avvia il raffreddamento temporaneo degli slot definiti.
2. Nella schermata **Assay Setup/Informazioni di caricamento**, premere il primo slot "Test" da caricare (evidenziato in giallo). Vengono visualizzate informazioni dettagliate sul caricamento relative allo slot.
3. Assegnare il tipo e l'ID del rack.

Per maggiori informazioni, consultare la sezione "Assegnazione di rack **per test**" o la seguente sezione "Assegnazione dei tipi di rack per test".

4. Collocare il rack per test vuoto nel corrispondente adattatore nello/i slot "Test" corretto/i.  
Accertarsi che venga utilizzato l'adattatore adeguato con ogni rack per test.
5. Premere "Carica". Si apre di nuovo la schermata "Assay Setup/Informazioni di caricamento". Ora lo slot caricato è di colore blu.

6. Se si devono caricare più rack per test, ripetere le fasi 2–5 per il secondo slot per test.

7. Lasciare aperto il cassetto "Test" per consentire il caricamento del rack di normalizzazione (opzionale) e dei puntali con filtro monouso.


<b>Importante</b>	Se si utilizza plastica segmentata, vengono visualizzate la plastica necessaria e le posizioni corrispondenti. Accertarsi che vengano utilizzate le posizioni corrette. Le posizioni non vengono controllate durante la scansione di inventario.
-------------------	--

### 12.3.2.3 Assegnazione dei tipi di rack per test

In ogni Set di Parametri del Test è definito un tipo di rack per test di default. Il tipo di rack per test di default viene visualizzato automaticamente negli slot "Test" nella schermata **Rack per test**. Alcuni tipi di rack per test possono essere modificati esclusivamente in rack per test che utilizzano lo stesso tipo di adattatore. Se sono stati assegnati Set di Parametri del Test che utilizzano diversi tipi di rack di default, nel corrispondente slot del test non verrà specificato alcun tipo di rack. Tutti i tipi di rack specificati in uno o più test sono elencati sotto **Rack per test di default** e tutti gli altri rack per test utilizzabili sono elencati sotto **Altro**.

Per modificare il tipo di rack per test o assegnare un determinato tipo di rack per test, procedere come descritto di seguito.

1. Selezionare il tipo di rack fra quelli elencati a destra. Utilizzare i pulsanti freccia su e giù per sfogliare l'elenco.

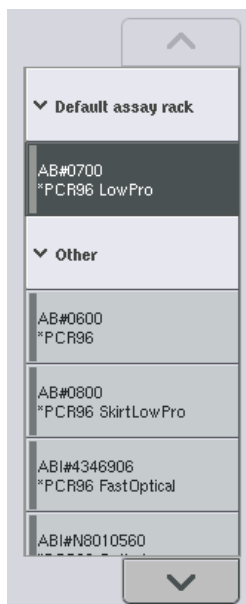

2. Il tipo di rack assegnato viene poi visualizzato nello slot "Test" selezionato.

<b>Importante</b>	L'elenco visualizza solo i tipi di rack con lo stesso formato di rack per test.
-------------------	---

#### 12.3.2.4 Assegnazione di ID dei rack per test

L'ID del rack per test assegnato viene utilizzato per creare un file dei rack. Il nome del file dei rack è **RackFile\_rack ID**.

<b>Importante</b>	Si noti che alcuni simboli non possono essere utilizzati nel nome del file dei rack e che alcuni simboli saranno convertiti.
-------------------	--

<b>Importante</b>	Se il tipo di rack per test viene cambiato dopo l'inserimento di un ID del rack, l'ID del rack rimarrà lo stesso.
-------------------	---

Per assegnare un ID del rack, procedere come descritto di seguito.

**Rack ID**

1. Premere **ID rack**. Appare la schermata **Inserimento manuale**.
2. Inserire manualmente un ID del rack per test. In alternativa, utilizzare lo scanner dei codici a barre per inserire un ID del rack.

L'ID del rack per test inserito appare nel corrispondente slot "Test". Se un tipo di rack è già stato assegnato allo slot "Test", lo slot appare blu.

**Automatic ID**

3. Premere il pulsante **ID automatico**. Il software assegna automaticamente un ID con il formato **SlotNr\_RunID\_Suffix** (es. S5\_1000017\_0000).

Un ID del rack viene assegnato automaticamente allo/agli slot "Test" selezionato/i. Se un tipo di rack è stato assegnato allo/agli slot "Test", lo/gli slot appare/appaiono blu.

<b>Importante</b>	Quando si utilizza un Rotor-Disc, collocare il Rotor Disc sull'adattatore per Rotor Disc, l'adattatore sull'Unità Base Adattatore per Rotor Disc e l'unità base nelle posizioni degli slot 4, 5 e 6.
-------------------	--



### 12.3.2.5 Caricamento degli slot per reagenti

<b>Importante</b>	<p>Accertarsi che venga utilizzata la plasticheeria corretta. L'impiego di plasticheeria diversa da quella definita nella schermata <b>Informazioni di caricamento</b> può causare un errore durante la preparazione o il trasferimento della miscela master. Ciò potrebbe causare danni al QIASymphony AS.</p>
-------------------	---

Per caricare i reagenti su un adattatore per reagenti, procedere come descritto di seguito.

1. Aprire il cassetto "Eluati e reagenti".
2. Nella schermata **Assay Setup/Informazioni di caricamento** premere lo slot "Reagente" (evidenziato in giallo). Vengono visualizzate informazioni dettagliate sul caricamento dello slot.



3. Collocare l'apposito adattatore per reagenti preraffreddato nello slot "Reagente".

4. Premere lo/gli slot "Reagente" per visualizzare le informazioni dettagliate sui reagenti, le provette e i corrispondenti volumi necessari. Compare la schermata **Caricamento dei reagenti**. Sullo schermo appare una rappresentazione schematica degli adattatore per reagenti che verranno utilizzati.




5. Premere una determinata posizione per visualizzare le informazioni di caricamento per detta posizione.

Il colore della posizione muta dal blu al bianco e nella tabella compaiono informazioni dettagliate sul reagente, il tipo di provetta e il volume per quella posizione sull'adattatore.

List View

6. Per visualizzare le informazioni di caricamento su tutti i reagenti per un determinato test, premere **Visualizzazione elenco**.
7. Selezionare le varie schede del test per vedere le informazioni sui reagenti per i vari test. Per visualizzare i reagenti per tutti i test definiti per il processo, selezionare **Tutti i reagenti**.

Se è stata selezionata una miscela master pronta per l'uso per un Set di Parametri del Test, l'elenco contiene informazioni sulla composizione della miscela master, come mostra la schermata sotto riportata.

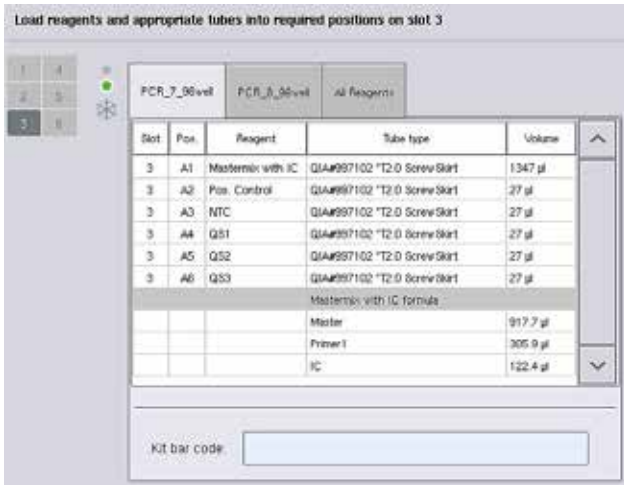

8. Caricare i reagenti richiesti e le provette vuote nelle posizioni definite.




9. Premere **Carica**. Si apre di nuovo la schermata **Assay Setup/Informazioni di caricamento**. Ora lo slot caricato è di colore blu.

Vedere le procedure "Inserimento dei codici a barre *per kit reagenti*" e "Definizione di codici a barre *per kit personalizzati*" descritte di seguito.

### Inserimento dei codici a barre per kit reagenti

Per inserire un codice a barre per kit reagenti per ogni test, procedere come descritto di seguito.

1. Passare a **Visualizzazione elenco** o premere il pulsante **Scansiona codice a barre kit**.

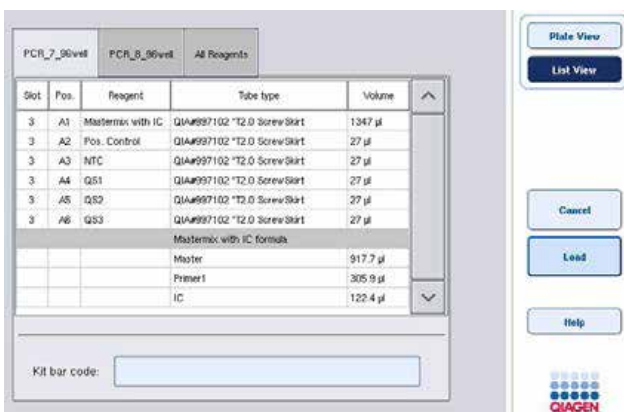

2. Premere la scheda corrispondente per selezionare un test.

3. Premere il campo **Codice a barre kit**.

4. Inserire manualmente il codice a barre oppure inserire un codice a barre utilizzando lo scanner dei codici a barre.
5. Premere **OK** per tornare alla schermata **Caricamento dei reagenti**. Se è stato usato lo scanner dei codici a barre, riappare automaticamente la schermata **Caricamento dei reagenti**.
6. Il software convalida il codice a barre del kit con formato noto e controlla il numero di lotto e la data di scadenza.

<b>Importante</b>	Diversi codici a barre per kit per un unico test devono essere separati da un punto e virgola. In questo caso non viene effettuata la convalida del numero di lotto e della data di scadenza.
-------------------	---

<b>Importante</b>	I codici a barre per kit inseriti e le ulteriori informazioni (ad es. data di scadenza, codice prodotto e numero di lotto) vengono registrati nel file dei risultati.
-------------------	---

<b>Importante</b>	Se il codice a barre del kit non presenta un formato riconosciuto, appare un messaggio che chiede se accettare o meno il codice a barre. Premere <b>OK</b> per continuare.
-------------------	--

#### **Definizione di codici a barre per kit personalizzati**

È possibile utilizzare codici a barre per kit personalizzati. La convalida del numero di lotto e della data di scadenza viene effettuata dagli strumenti QIASymphony SP/AS ed è registrata nel file dei risultati. Il codice a barre deve avere il seguente formato (ad es. **\*123456;20151231**).

*	Delimitatore iniziale
<b>n x cifre</b>	Numero di lotto
;	Delimitatore
<b>aaaammgg</b>	Data di scadenza

È possibile utilizzare altri codici a barre per kit. Dopo aver inserito il codice a barre, non viene effettuata una convalida del numero di lotto e della data di scadenza. Il codice a barre viene registrato nel file dei risultati.

#### **12.3.2.6 Caricamento dei puntali con filtro monouso**

Nel cassetto "Eluati e reagenti" e nel cassetto "Test" possono essere collocati fino a 6 rack per puntali (ovvero un totale di 12 rack per puntali). Durante la scansione di inventario vengono rilevati la posizione del rack per puntali, il tipo di puntali e il numero di puntali. Il numero di puntali necessari varia in funzione dei test eseguiti.



Si possono utilizzare tre diversi tipi di puntali con filtro sul QIASymphony AS, ossia 50 µl, 200 µl e 1500 µl. Le informazioni sui puntali vengono visualizzate a destra della schermata **Informazioni di caricamento**. Per ogni tipo di puntale vengono elencati il numero di puntali necessari, disponibili e mancanti.

Consigliamo di caricare più puntali rispetto all'effettivo numero di puntali necessari calcolato dal software. Questo perché il consumo di puntali con filtro può essere influenzato da alcuni processi sul QIASymphony AS (ad es. rilevamento del livello del liquido).

Tip Information	
50 µl	
Required	47
Available	44
Missing	3
200 µl	
Required	6
Available	147
Missing	0
1500 µl	
Required	0
Available	123
Missing	0

<b>Importante</b>	Viene visualizzato il numero di puntali singoli e non il numero di rack per puntali.
-------------------	--

<b>Importante</b>	Il numero di puntali disponibili viene calcolato dal software in base al processo precedente e alla scansione di inventario. Se il numero di puntali disponibili non corrisponde al numero di puntali necessari, durante la scansione di inventario appare un messaggio.
-------------------	--

Per caricare un rack per puntali con filtro monouso, procedere come descritto di seguito.

1. Aprire il cassetto "Eluati e reagenti" e/o il cassetto "Test" se non è già aperto.
2. Trattenere il rack per puntali con 2 dita afferrandolo dalle impugnature.
3. Stringere delicatamente il rack per puntali e posizionarlo nell'apposito slot.

<b>Importante</b>	Verificare che i rack per puntali siano correttamente posizionati nell'apposito slot, affinché possano essere identificati durante la scansione di inventario.
-------------------	--

### 12.3.3 Controllo delle temperature di raffreddamento

Le temperature di raffreddamento sono visualizzate su una schermata panoramica.

Premere il pulsante **Raffreddamento** nella schermata **Informazioni di caricamento**. Compare la schermata **Stato della temperatura**.

Il QIASymphony AS avvia automaticamente il raffreddamento dopo che gli adattatori sono stati caricati virtualmente sul touch screen. La temperatura corrente delle posizioni di raffreddamento viene aggiornata in tempo reale. Se la temperatura corrente non rientra nella temperatura target, lo slot è di colore giallo. Se la temperatura corrente rientra nella temperatura target, lo slot è di colore verde.

La temperatura target è specificata nella definizione del test e non può essere modificata utilizzando il touch screen.


Le impostazioni di raffreddamento per gli slot "Campione", "Reagente" e "Test" possono essere attivate se il rack non è ancora stato caricato (preraffreddamento).

<b>Importante</b>	La temperatura delle posizioni di raffreddamento per l'intera esecuzione di un test è documentata nel file dei risultati.
-------------------	---

Per attivare il raffreddamento, procedere come descritto di seguito.

1. Premere il pulsante con il fiocco di neve a sinistra della posizione di raffreddamento da attivare.

Il raffreddamento per quella posizione viene attivato e lo slot è di colore nero.

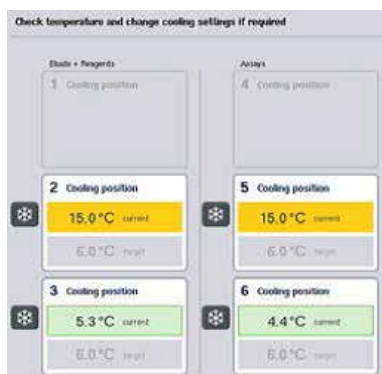

2. Per disattivare il raffreddamento, premere il pulsante con il fiocco di neve a sinistra della posizione di raffreddamento da disattivare.

Il pulsante con il fiocco di neve è ora di colore grigio.

<b>Importante</b>	Quando un Rotor-Disc è assegnato come rack per test, gli slot 4–6 sono coperti con l'Unità Base Adattatore per Rotor-Disc QS. Di conseguenza, per gli slot 4–6 è necessario e visibile un solo pulsante con il fiocco di neve.
-------------------	--

<b>Importante</b>	Se un rack è stato caricato, il raffreddamento non può essere disattivato.
-------------------	--

### 12.3.4 Avvio di un processo integrato

1. Premere **Processo** nella schermata **Processo integrato**.



2. Lo stato di un processo integrato può essere visualizzato nella schermata **Visualizzazione processo integrato**.

### 12.3.5 Rimozione dei test dopo un processo AS


Quando il processo di un test è stato completato o annullato, i test devono essere rimossi dal cassetto "Test". I test non vengono rimossi automaticamente dal QIAsymphony AS.

Se lo stato di un processo è indicato come **IN CODA**, **INTERROTTO** o **COMPLETATO**, i rack per test e gli adattatori possono essere rimossi.



1. Premere la scheda **Assay Setup** per accedere alla schermata **Assay Setup/Panoramica**.

Si apre la schermata **Assay Setup**.

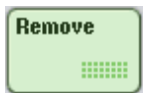

2. Premere **Rimuovi** nella schermata **Assay Setup/Panoramica**.

Compare un messaggio che segnala che tale operazione interromperà il raffreddamento di tutti gli slot.



3. Premere **Sì**. Il raffreddamento è ora disattivato per tutti gli slot.

A questo punto è disattivato anche il raffreddamento del/i rack per eluizione. In un processo integrato, il rack per eluizione è riportato verso il QIASymphony SP e lì raffreddato.

4. Aprire i cassetti "Test" e "Eluati e reagenti". Si apre la schermata **Assay Setup/Informazioni di caricamento**.

5. Rimuovere fisicamente tutti i rack, incluso/i il/i rack per test.

6. Chiudere i cassetti "Test" e "Eluati e reagenti".

7. Nella schermata **Assay Setup/Informazioni di caricamento**, premere **Annulla**.

Si apre la schermata **Panoramica**.



Se si devono eseguire più processi con il QIASymphony AS, procedere con il caricamento del successivo processo del QIASymphony AS.

<b>Importante</b>	Le istruzioni di caricamento del successivo processo del QIASymphony AS sono già visualizzate. A questo punto è possibile, ma non necessario, procedere con il caricamento del batch successivo.
-------------------	--

<b>Importante</b>	Nella modalità integrata, in questa fase non è possibile rimuovere il rack per campioni presente sul QIASymphony SP.
-------------------	--

### 12.3.6 Procedura dopo il completamento del processo

Una volta eseguita la scansione di inventario e quando compare di nuovo la schermata **Assay Setup/Informazioni di caricamento**, procedere come descritto di seguito.

1. Rimuovere il/i rack per eluizione, inclusi il o gli adattatore/i, dal cassetto "Eluati" del QIASymphony SP.
2. Rimuovere la/e provetta/e per reagenti e i flaconi, inclusi gli adattatori.
3. Sostituire il sacchetto per lo smaltimento dei puntali dopo ogni processo.

### 12.3.7 Messa in pausa, ripresa e interruzione di un processo integrato

#### 12.3.7.1 Messa in un pausa di un processo del QIASymphony SP o del QIASymphony AS

È possibile mettere in pausa un processo sul QIASymphony SP o sul QIASymphony AS premendo il pulsante **Pausa SP** o **Pausa AS** nella scheda **Processo integrato**. Se si mette in pausa un processo sul QIASymphony SP o sul QIASymphony AS, la fase di pipettaggio viene completata prima che il processo venga messo in pausa.

La schermata sotto riportata compare quando si preme il pulsante **Pausa SP** o **Pausa AS**.



Se si mette in pausa il processo, sono possibili due opzioni: il processo può essere ripreso o interrotto.

<b>Importante</b>	Mettendo in pausa un processo si interrompe la procedura di preparazione dei campioni o di setup del test e si possono compromettere le prestazioni.
-------------------	--

<b>Importante</b>	Mettere in pausa un processo soltanto in caso d'emergenza.
-------------------	--

<b>Importante</b>	I campioni processati sono contrassegnati come "equivoci" non appena si mette in pausa il QIASymphony SP o il QIASymphony AS e il processo viene ripreso.
-------------------	---

#### 12.3.7.2 Ripresa di un processo

Per riprendere un processo, premere il pulsante **Continua SP** o **Continua AS**. I campioni processati sono contrassegnati come "equivoci" non appena il QIASymphony SP/AS è messo in pausa e poi ripreso.

### 12.3.7.3 Interruzione di un processo

Se si mette in pausa un processo sul QIASymphony SP o sul QIASymphony AS, premere il pulsante **Arresta SP** o **Arresta AS** per interrompere il processo integrato. Premendo **Arresta SP**, tutti i batch processati in quel momento verranno interrotti, mentre i batch AS precedentemente avviati saranno completati. Premendo **Arresta AS**, tutti i batch SP processati in quel momento verranno completati.




Se si interrompe un processo, tutti i campioni processati sono contrassegnati come “non validi”. Non è possibile continuare a processare tali campioni.

Dopo avere interrotto un processo sul QIASymphony SP o sul QIASymphony AS, oppure se il processo si interrompe a causa di un errore, i pulsanti dei cassettei coinvolti lampeggiano. Premere il o i pulsanti lampeggianti per visualizzare il messaggio di avvertimento o di errore.

## 12.4 Processo indipendente

### 12.4.1 Definizione del processo indipendente di un test

Per avviare il processo di definizione del test, premere il pulsante azzurro **Nuovo** nella schermata **Panoramica** sotto Assay Setup.

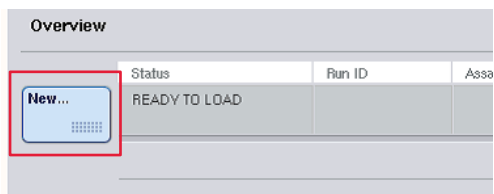

### 12.4.1.1 Definizione degli slot "Campione" e assegnazione dei rack per campioni

Lo slot 2 è definito per default come slot "Campione". Non si può modificare lo slot 2. Lo slot 2 viene preselezionato automaticamente nella schermata **Rack per campioni** ed è evidenziato in giallo scuro.


Lo slot 1 è definito per default come slot "Reagente". Se necessario, è possibile ridefinire lo slot 1, creando un ulteriore slot "Campione".

Ad ogni slot "Campione" deve essere assegnato un tipo di rack e un ID del rack. Se è disponibile un file dei rack, quando questo viene assegnato allo slot "Campione", il tipo di rack e l'ID del rack vengono assegnati automaticamente. Se non è disponibile un file dei rack, il tipo di rack e l'ID del rack devono essere assegnati manualmente.



### 12.4.1.2 Definizione di uno slot supplementare "Campione"

1. Premere il pulsante **S** a sinistra dello slot 1 nella schermata **Rack per campioni**.

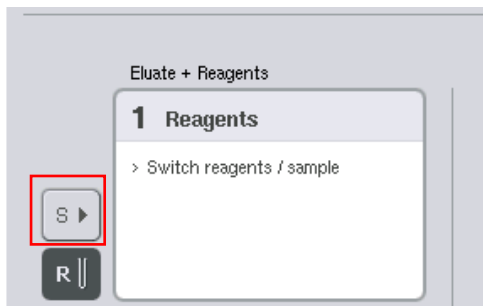

Lo slot "Reagente" muta quindi in uno slot "Campione". Questo slot viene selezionato automaticamente ed evidenziato in giallo scuro.

2. Per cambiare di nuovo lo slot 1 da slot "Campione" in slot "Reagente", premere il pulsante **R**.

#### 12.4.1.3 Assegnazione di un tipo di rack

Se non viene utilizzato un file dei rack, ad ogni slot "Campione" definito deve essere assegnato un tipo di rack. Per assegnare un tipo di rack, procedere come descritto di seguito.

1. Premere uno slot "Campione" per selezionarlo. Uno slot "Campione" selezionato è evidenziato in giallo scuro.
2. Selezionare un tipo di rack dall'elenco **Seleziona tipo di rack**.

Il tipo di rack selezionato viene assegnato allo/agli slot "Campione" selezionato/i.

#### 12.4.1.4 Assegnazione di ID del rack per campioni

Se non viene utilizzato un file dei rack, ad ogni slot "Campione" definito deve essere assegnato un ID del rack.

Un ID del rack può essere assegnato in modo manuale o automatico. L'ID del rack assegnato verrà utilizzato per creare un file dei rack. Il nome del file dei rack ha il formato **RackFile\_rack ID**.


<b>Importante</b>	Si noti che alcuni simboli non possono essere utilizzati nel nome del file dei rack e che alcuni simboli saranno convertiti.
-------------------	--

<b>Importante</b>	Se il tipo di rack viene modificato dopo l'inserimento di un ID del rack, l'ID del rack rimarrà lo stesso.
-------------------	--

#### **Assegnazione manuale di un ID del rack per campioni**

1. Selezionare uno slot "Campione".



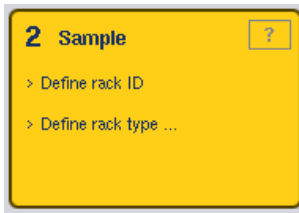


Rack ID

2. Premere **ID rack**. Appare la schermata **Inserimento manuale**.

3. Inserire manualmente un ID del rack utilizzando la schermata **Tastiera**. In alternativa, utilizzare lo scanner dei codici a barre per inserire un ID del rack.

4. Premere **OK** per tornare alla schermata **Rack per campioni**.

Compare l'ID del rack inserito. Se un tipo di rack è già stato assegnato allo slot "Campione", lo slot appare blu.

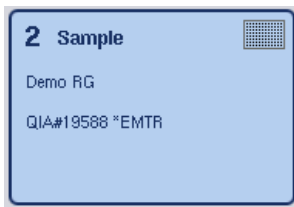

#### **Assegnazione automatica di un ID del rack per campioni**

1. Selezionare uno slot "Campione".



2. Premere **ID automatico**.


Automatic ID

Il software assegna automaticamente un ID nel formato **SlotNo.\_RunID\_Suffix** (es. S2\_1000002\_000).

3. Un ID del rack viene assegnato automaticamente allo/agli slot "Campione". Se un tipo di rack è già stato assegnato allo/agli slot "Campione", lo/gli slot appare/appaiono blu.

#### **12.4.1.5 Assegnazione di un file dei rack**

1. Premere uno slot "Campione" per selezionarlo. Verificare che sia selezionato un solo slot "Campione". Uno slot "Campione" selezionato è evidenziato in giallo scuro.

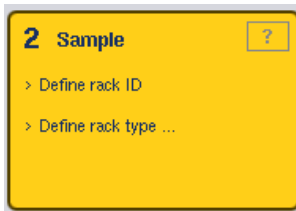


2. Premere di nuovo lo slot "Campione" per deselectionarlo. In questo caso apparirà di colore giallo pallido.



3. Premere **File dei rack**.

Compare l'elenco **Seleziona file dei rack**.


4. Premere un file dei rack nell'elenco per selezionarlo.

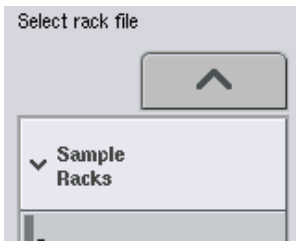

Esistono 2 tipi di file dei rack, precisamente **Rack per campioni** e **Rack per test**. I **Rack per campioni** sono file standard dei rack per campioni per definire il processo di un test. In alcuni casi, il rack per test può essere utilizzato come rack per campioni (ad es. per il setup di test RT-PCR a 2 fasi). In tal caso può essere selezionato un **Rack per test**.



5. Quando è selezionato un file dei rack per test, appare un messaggio informativo. Premere **Si** per continuare.

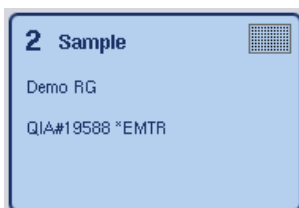

Il file dei rack selezionato viene assegnato allo slot "Campione" selezionato. Il tipo di rack e l'ID del rack definiti nel file dei rack selezionato vengono assegnati allo slot "Campione" selezionato. Lo slot "Campione" appare ora blu e il pulsante **Avanti** diventa attivo.

## 12.4.2 Definizione/controllo del/i rack per campioni

Una volta assegnati il/i file dei rack e il/i tipo/i di rack allo/agli slot "Campione", occorre definire le posizioni dei campioni e dei controlli e i volumi associati.

1. Premere **Avanti** nella schermata **Rack per campioni**.
2. Si apre la schermata **Layout del rack per campioni**.

Questa schermata visualizza una rappresentazione schematica del rack per campioni nello slot "Campione" selezionato. Se sono state definiti due slot "Campione", i pulsanti **Slot 1** e **Slot 2** possono essere utilizzati per commutare la visualizzazione fra i due slot "Campione".

Se è o sono stati assegnati il/i file dei rack, le posizioni dei campioni, i controlli di estrazione e i volumi sono già definiti e vengono visualizzati nel layout dei rack per campioni. È possibile modificare solo i volumi dei campioni. Ciò può essere necessario se alcuni eluati sono stati rimossi manualmente dal rack prima di essere collocati sul QIASymphony AS. Non è possibile definire posizioni dei campioni supplementari.


Se il o i file dei rack non sono stati assegnati, le posizioni dei campioni, le posizioni dei controlli e i volumi devono essere definiti manualmente. Se non sono stati assegnati file dei rack, è possibile anche modificare gli ID dei campioni.

<b>Importante</b>	I campioni e/o i controlli di estrazione che sono stati processati sul QIASymphony SP e contrassegnati come "non validi" vengono evidenziati in rosso. Questi campioni e controlli di estrazione "non validi" non possono essere processati dal QIASymphony AS e non possono essere selezionati dall'utente nella schermata <b>Assegnazione del test</b> . Nella schermata <b>Assegnazione del test</b> i campioni "non validi" appaiono sotto forma di pozzetti vuoti.
-------------------	---

<b>Importante</b>	Se un file dei rack per test viene usato come file dei rack per campione, le abbreviazioni utilizzate per gli standard del test (Std), i controlli no template (NTC, NTC+IC, NTC-IC, dove IC sta per controllo interno) e i controlli del test (AC) non vengono visualizzate; solo il volume è visibile. Premere la posizione (giallo pallido) per selezionarla e poi selezionare <b>Campione</b> , <b>EC+</b> o <b>EC-</b> per definire il tipo di campione (dove EC sta per controllo di estrazione).
-------------------	---

Dopo avere assegnato al rack per campioni le posizioni e i volumi dei campioni, il pulsante **Avanti** diventa attivo.

3. Premere **Ingrandisci** per visualizzare il nome degli ID dei campioni.

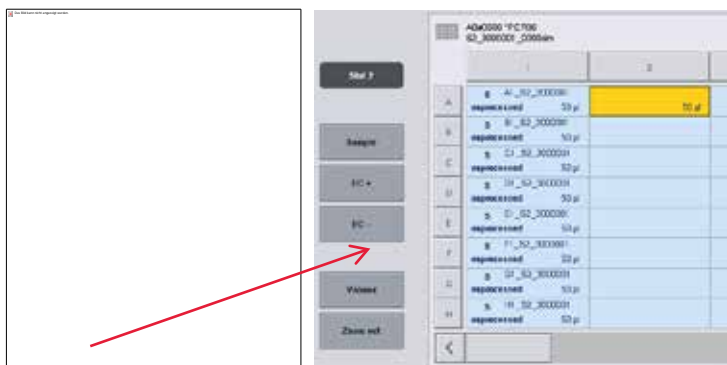

<b>Importante</b>	Lievi fluttuazioni nel previsto volume dell'eluato dipendono dal protocollo del QIASymphony SP. Ciò significa che il numero massimo di reazioni configurabili per ogni campione potrebbe non corrispondere più al volume di eluato disponibile.
-------------------	---

#### 12.4.2.1 Selezione delle posizioni nel rack per campioni

Prima di definire i campioni, i controlli e i volumi è necessario selezionare le posizioni nel rack per campioni.

- I Per selezionare la/e singola/e posizione/i, premere la/e corrispondente/i posizione/i nel rack.
- I Per selezionare una colonna o fila completa, premere il numero o la lettera associato/a a detta colonna o fila.
- I Per selezionare tutte le posizioni, premere **Seleziona tutto**.
- I Per selezionare un blocco di posizioni, premere una posizione e trascinare il dito in modo da selezionare altre posizioni adiacenti.

<b>Importante</b>	Le posizioni selezionate appaiono in colore blu scuro.
-------------------	--

### 12.4.2.2 Definizione delle posizioni dei campioni e dei controlli di estrazione

Se un file dei rack non è stato assegnato, occorre definire le posizioni dei campioni. Per definire le posizioni dei campioni, procedere come descritto di seguito.



1. Selezionare la/e posizione/i contenente/i i campioni.
2. Premere **Campione**, **EC+** o **EC-** per assegnare i campioni o i controlli di estrazione alle posizioni selezionate.

In ciascuna posizione selezionata compaiono le diciture **S**, **EC+** o **EC-**. Queste posizioni appaiono in colore giallo e saranno deselezionate automaticamente.

	1	2
A	S	S
B	EC-	EC+



3. Per cancellare la/e posizione/i assegnata/e, selezionare la/e posizione/i e premere **Cancella**.

### 12.4.2.3 Modifica/definizione dei volumi dei campioni

Il volume presente in ciascuna posizione di un rack per campioni non viene controllato durante la scansione di inventario; per tale motivo è importante che i volumi definiti manualmente siano precisi.

1. Selezionare la/e posizione/i da definire o modificare nel rack per campioni visualizzato.

	1	2	3
A	S	S	S
B	S	S	S



2. Premere **Volume**.

Appare la schermata **Inserimento manuale**.

3. Inserire un volume con la schermata **Tastiera**.



**Nota:** 0 µl non è un volume valido. Se la posizione di un campione non contiene alcun volume, cancellare l'assegnazione del campione da detta posizione (vedere di seguito).

4. Premere **OK**.



Appare la schermata **Layout del rack per campioni** e vengono visualizzati i volumi aggiornati.

5. Per cancellare le voci di particolari posizioni dei campioni, selezionare le rispettive posizioni dei campioni e premere **Cancella**.



<b>Importante</b>	Se la posizione di un campione non contiene alcun volume, cancellare l'assegnazione del campione da detta posizione. A tal fine, selezionare la posizione del campione nella schermata <b>Layout del rack per campioni</b> e premere <b>Cancella</b> . Se viene utilizzato un file dei rack, non è possibile cancellare l'assegnazione di un campione.
-------------------	--


#### 12.4.2.4 Visualizzazione e modifica degli ID dei campioni

Ai campioni vengono assegnati automaticamente ID di default in base alla loro posizione, al numero di slot e all'ID del processo (ad es. **B1\_S2\_100000061**). I controlli di estrazione vengono inoltre contrassegnati come **EC+** o **EC-**. Per visualizzare gli ID dei campioni, premere **Ingrandisci**. Servirsi dei pulsanti freccia per passare da un rack per campioni all'altro.

Se si desidera, è possibile modificare gli ID dei campioni assegnati automaticamente.

<b>Importante</b>	Se sono stati utilizzati file dei rack, gli ID dei campioni non possono essere modificati.
-------------------	--

#### 12.4.2.5 Modifica di un ID del campione

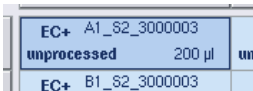

1. Premere **Ingrandisci**. Appare una vista ingrandita delle posizioni dei campioni.
2. Premere la scheda **Strumenti**.  
Viene visualizzato il menu **Strumenti**.

3. Utilizzare i pulsanti freccia per scorrere le posizioni dei campioni.

4. Premere la posizione di un campione per selezionarla. La posizione selezionata appare in colore blu scuro.



5. Premere **ID campione**.

Appare la schermata **Inserimento manuale**.

6. Inserire l'ID del campione con la tastiera oppure utilizzando lo scanner dei codici a barre.

7. Premere **OK**.

8. Ripetere le fasi 1-6 per tutti gli ID dei campioni da modificare.

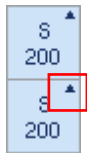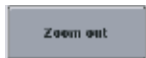


9. Per tornare alla videata originale, premere **Riduci**.

Le posizioni dei campioni con ID dei campioni modificati vengono contrassegnati da un piccolo triangolo nell'angolo in alto a destra.

#### 12.4.3 Definizione del/i test da processare

Per definire il/i test da processare, premere **Avanti** nella schermata **Layout del rack per campioni**.

Compare la schermata **Selezione dei test**. In questa schermata possono essere selezionati i **Pool del test** e i Set di Parametri del Test.

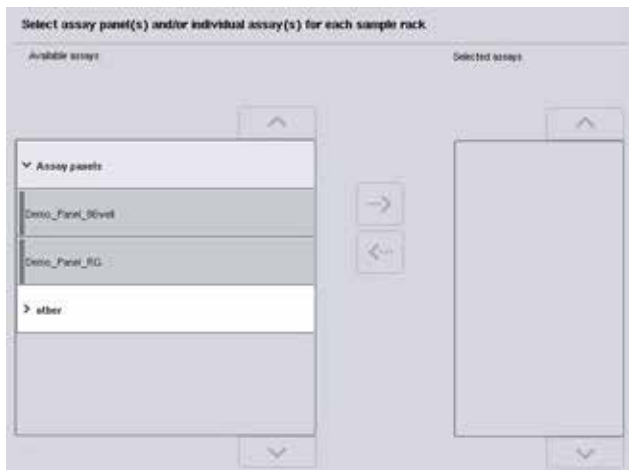

Un Set di Parametri del Test contiene tutte le informazioni riguardanti un test (ad es. numero di replicati, controlli del test e standard del test). Ogni Set di Parametri del Test fa riferimento ad un file di Definizione del Test. La Definizione del Test indica il flusso di lavoro del test, i reagenti e le specifiche di pipettaggio. Inoltre, un Set di Parametri del Test può fare riferimento a un file di Definizione della Normalizzazione, se il test utilizza la normalizzazione. La Definizione della Normalizzazione definisce i reagenti e le specifiche di pipettaggio per la fase di normalizzazione.

Nello stesso processo è possibile eseguire diversi test, ma solo se i Set di Parametri del Test utilizzano lo stesso formato di uscita. Il numero di replicati in un Set di Parametri del Test, incluso il numero di standard del test e di controlli per determinati test, può essere definito/modificato utilizzando il touch screen. I parametri possono essere modificati anche utilizzando lo strumento di editor **Definizione processo** della QIASymphony Management Console.

Per maggiori informazioni consultare la sezione 14.7 del *QIASymphony Management Console User Manual*.

I Set di Parametri del Test possono essere raggruppati in pool di test. Un determinato Set di Parametri del Test può far parte di più pool di test. Quando è selezionato un pannello di test, tutti i Set di Parametri del Test sono selezionati e visualizzati nell'elenco **Test selezionati**. Se uno dei test selezionati non deve essere processato, occorre deselectionarlo manualmente.


Inoltre, i Set di Parametri del Test possono essere ordinati in varie categorie. Tutti i pool e le categorie disponibili sono riportati nell'elenco **Test disponibili**. Tutti i Set di Parametri del Test che non fanno parte di una categoria sono elencati in **altro**.



### 12.4.3.1 Selezione dei Set di Parametri del Test

I Set di Parametri del Test possono essere assegnati manualmente oppure mediante le liste di lavoro.


Una lista di lavoro definisce quali campioni devono essere processati e da quale Set di Parametri del Test. Se è disponibile almeno una lista di lavoro per gli ID dei campioni definiti, viene utilizzata per default la modalità **Lista di lavoro**.

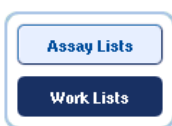

Il pulsante **Liste di lavoro** diventa attivo e appare blu scuro.

Nell'elenco **Test disponibili** vengono visualizzati solo i Set di Parametri del Test definiti dalla lista di lavoro.

Se non è disponibile una lista di lavoro oppure se devono essere processati i test non specificati in una lista di lavoro, i pool di test e i singoli test possono essere selezionati manualmente.

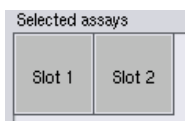

1. Se sono definiti più slot "Campione", selezionare lo slot a cui si desidera assegnare i test utilizzando le schede in cima all'elenco **Test selezionati**. Se si desidera assegnare i test ad entrambi gli slot, premere la scheda **Slots 1/2**.
2. Premere i pool di test o i singoli test nell'elenco **Test disponibili** per selezionarli.

I test possono essere suddivisi in varie sezioni (ad es. **Pool di test** e **altro**), ma questa impostazione può essere modificata con lo strumento di editor **Definizione processo** della QIASymphony Management Console.



3. Premere il pool di test desiderato.  
Vengono visualizzati tutti i Set di Parametri del Test.




4. Premere la freccia verso destra posta al centro dello schermo per muovere il pool di test selezionato.

Tutti i Set di Parametri del Test correlati al pool di test selezionato saranno visualizzati automaticamente nell'elenco **Test selezionati**.

<b>Importante</b>	Se non si desidera processare alcuno dei test elencati, premere il test per selezionarlo, quindi premere la freccia verso sinistra. Il test verrà deselezionato e verrà rimosso dall'elenco <b>Test selezionati</b> .
-------------------	---

#### 12.4.4 Assegnazione di test selezionati alle posizioni dei campioni

Se nella schermata **Selezione dei test** sono selezionati più Set di Parametri del Test, appare l'opzione **Assegnare singolarmente ogni test?**.

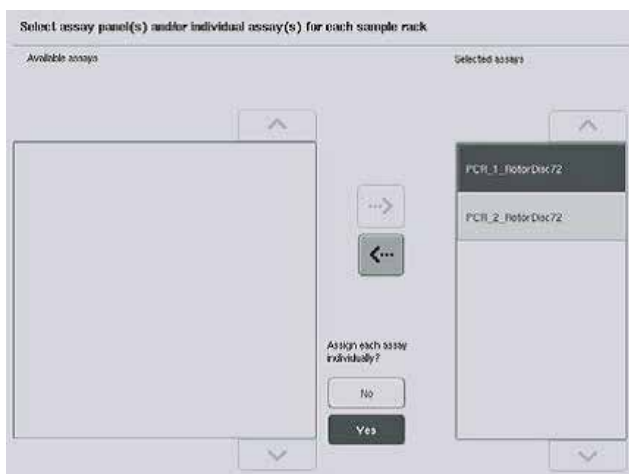

Per default è selezionato **Si**.

Ciò significa che i Set di Parametri del Test selezionati devono essere assegnati singolarmente alle posizioni dei campioni in un rack per campioni (ovvero, ogni Set di Parametri del Test non deve essere assegnato ad ogni campione).


Se i campioni devono essere processati da tutti i Set di Parametri del Test, selezionare **No**.



1. Premere **Avanti** per continuare.

Compare la schermata **Assegnazione del test**. Questa schermata

visualizza una rappresentazione schematica del rack per campioni nello slot "Campione" selezionato.

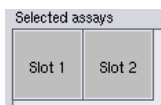

2. Se sono stati definiti più slot "Campione", utilizzare i pulsanti **Slot 1** e **Slot 2** per commutare la visualizzazione fra i due slot.



3. Premere **Ingrandisci**.

Sono visualizzati i dettagli relativi alle posizioni del test, tra cui l'ID del campione e, in caso di test con normalizzazione, la concentrazione.



4. Premere **Riduci**.

Ritornare alla vista precedente della schermata **Assegnazione del test**.



5. Se si utilizzano liste di lavoro, i Set di Parametri del Test vengono assegnati automaticamente ai campioni, come definito nelle liste di lavoro.

I campioni con test assegnati appaiono verdi e sono contrassegnati dal simbolo della lista di lavoro.



6. Per visualizzare una panoramica dettagliata di ogni posizione campione, premere **Visualizzazione elenco**.

7. Dopo aver assegnato i test alle posizioni dei campioni, premere **Accoda** nella schermata **Assegnazione del test** per procedere con il caricamento del QIASymphony AS.



Compare la schermata **Informazioni di caricamento**. Il pulsante **Accoda** è attivo solo se ogni Set di Parametri del Test è stato assegnato ad almeno una posizione in ogni slot "Campione" definito.

Se non è disponibile una lista di lavoro, i Set di Parametri del Test devono essere assegnati manualmente ai campioni.

Solo i campioni con test assegnati verranno processati nell'ambito del processo del test.

<b>Importante</b>	<p>Dopo aver premuto <b>Accoda</b>, l'assegnazione e la modifica dei Set di Parametri del Test vengono salvate e non possono essere modificate, cioè non è possibile tornare alla schermata <b>Assegnazione del test</b>.</p> <p>Premendo <b>Annulla</b>, tutte le impostazioni definite verranno cancellate. Premere <b>Sì</b> per confermare.</p>
-------------------	---

### **Assegnazione manuale dei Set di Parametri del Test**

1. Selezionare dalle schede un Set di Parametri del Test da assegnare.

PCR_7_96well		PCR_8_96well		
	1	2	3	4
A	S	EC+	EC-	
B	S	EC+	EC-	

Se è selezionato **No** per **Assegnare singolarmente ogni test?** nella schermata **Selezione dei test**, non è possibile selezionare singoli test. È selezionata automaticamente una sola scheda, cioè **Tutti i test**.



2. Selezionare le posizioni dei campioni a cui si deve/devono assegnare il/i Set di Parametri del Test e premere **Assegna**.

Il/i Set di Parametri del Test viene/vengono assegnato/i alle posizioni selezionate. Nell'angolo in basso a destra delle posizioni dei campioni assegnate appare un numero, che indica la quantità di Set dei Parametri del Test assegnati ad un determinato campione.

PCR_7_96well		PCR_8_96well											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A	S	EC+	EC-										
B	S	EC+	EC-										
C	S	EC+	EC-										
D	S	EC+	EC-										
E	S	EC+	EC-										
F	S	EC+	EC-										
G	S	EC+	EC-										
H	S	EC+	EC-										

Required assay racks: 1      Required assay positions: 10

<b>Importante</b>	Il pulsante <b>Accoda</b> diventa attivo quando almeno un campione è assegnato a ciascun test e quando almeno un campione è assegnato a ciascuno slot.
-------------------	--

#### 12.4.5 Modifica dei parametri del test

Il Set di Parametri del test assegnati definisce i parametri di default per un dato processo. Per modificare uno o più parametri del test, procedere come segue:

Specifications

1. Premere **Specifiche**.

Compare la schermata **Specifiche del test**.

2. Selezionare la scheda relativa al Set di parametri del test. Viene visualizzato l'elenco **Set di parametri del test**.



3. Selezionare dell'elenco di schede il Set di Parametri del Test per il quale si desidera modificare i parametri.



Use ready-to-use master mix?

Yes

No

4. Premere **Si** o **No** per definire se utilizzare o meno una miscela master pronta per l'uso.

> Sample

> Assay controls

> Assay standards

5. Selezionare uno di questi titoli per visualizzare un elenco di parametri.

6. Modificare i parametri desiderati.



PCR\_7\_96well

OK

Dopo avere modificato un parametro, il valore associato compare in colore verde. Nella scheda del test attivo e accanto al parametro modificato viene visualizzato il simbolo di una mano.

7. Premere **OK**.

Tutte le modifiche vengono salvate e il sistema ritorna alla

schermata **Assegnazione del test**.

<b>Importante</b>	Per i Set di Parametri del Test di “sola lettura” è possibile modificare solo il numero di replicati.
<b>Importante</b>	Per modelli di uscita definiti dall’utente, il numero di replicati per i controlli del test e per gli standard del test non possono essere modificati.
<b>Importante</b>	In modalità lista di lavoro non è possibile modificare i parametri del test.
<b>Importante</b>	Se i parametri sono stati modificati, le modifiche non vengono salvate nel Set di Parametri del Test, ma verranno utilizzate soltanto per il processo corrente. Per modificare i parametri in un Set di Parametri del Test per i processi successivi, utilizzare lo strumento di editor <b>Definizione processo</b> della QIASymphony Management Console. Per maggiori informazioni consultare il <i>QIASymphony Management Console User Manual</i> .

#### 12.4.6 Messa in coda del processo indipendente di un test

Terminata la definizione del test, il processo di un test può essere messo in coda. Procedere come segue:



1. Premere **Accoda** nella schermata **Assegnazione del test**.

Ora, gli strumenti QIASymphony SP/AS convalidano l’esecuzione del test e creano un file di informazioni di caricamento.

Dopo aver messo in coda il processo di un test, non è possibile tornare alla fase di definizione del test.

2. Comparire la schermata **Informazioni di caricamento**.

Ora è possibile caricare il piano di lavoro dello strumento. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 12.4.1.

#### 12.4.7 Convalida del processo del test

Gli strumenti QIASymphony SP/AS convalidano tutti i valori definiti per il processo del test e stabiliscono se tale processo può essere caricato. Il processo di convalida include i seguenti controlli:

- I Controlla che il numero di posizioni necessarie del test non superi il numero di posizioni disponibili sul/i rack per test, come indicato nel Set di Parametri del Test definito (controllo interno del software).
- I Controlla che il volume totale necessario della miscela master non superi il volume disponibile nel flacone più grande della miscela master (controllo interno del software).
- I Per le posizioni dei campioni che richiedono la normalizzazione, controlla che i parametri di diluizione rientrino nel range specificato.

Se qualche parametro non corrisponde a quanto definito, appare un messaggio di errore che informa l'utente esattamente su ciò che non è corretto. Il processo non può essere caricato finché il messaggio non viene accettato e il problema non è stato risolto.

#### 12.4.7.1 File delle informazioni di caricamento

Premendo **Accoda** quando è attivo il **Trasferimento automatico**, il file delle informazioni di caricamento viene creato e stampato. Il file delle informazioni di caricamento contiene tutte le informazioni di cui ha bisogno l'utente per caricare nei cassettei del QIASymphony AS i reagenti, il/i rack per campioni, il/i rack per test e i puntali con filtro monouso.

Per maggiori informazioni sullo strumento **Trasferimenti automatico**, consultare la sezione 8 del *QIASymphony Management Console User Manual*.


#### 12.4.8 Caricamento di un processo indipendente

Per maggiori informazioni su come caricare il QIASymphony AS, consultare la sezione 12.4.8.

Se il processo indipendente include una fase di normalizzazione, vedere le seguenti sezioni.

##### 12.4.8.1 Visualizzazione delle informazioni di caricamento (soltanto per processo del test con normalizzazione)

Premere lo slot **Normalizzazione** nella schermata **Informazioni di caricamento** per visualizzare informazioni dettagliate sul rack di normalizzazione necessario.

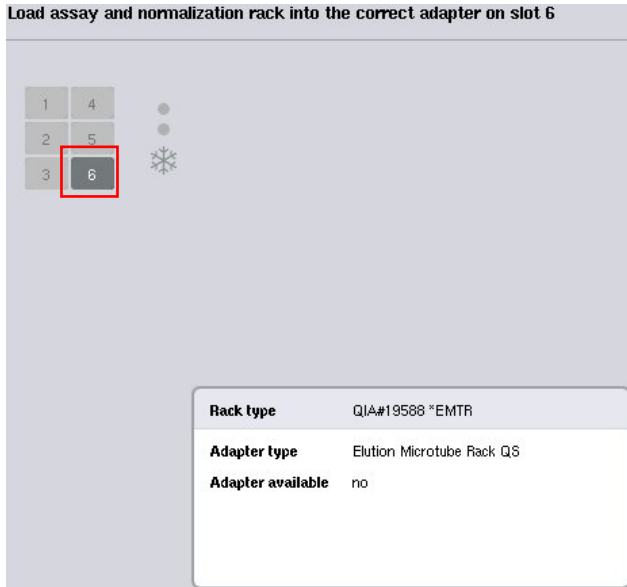


Schermata Assay Setup/Informazioni di caricamento.

#### 12.4.8.2 Caricamento di un rack di normalizzazione (soltanto per processo del test con normalizzazione)

Per caricare un rack di normalizzazione, procedere come segue:

1. Aprire il cassetto "Test" se non è già aperto. Si avvia il raffreddamento temporaneo degli slot definiti.
2. Nella schermata **Assay Setup/Informazioni di caricamento** premere lo slot **Normalizzazione** (evidenziato in giallo).

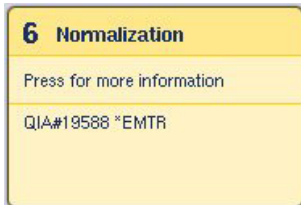

Vengono visualizzate informazioni dettagliate di caricamento per lo slot.



3. Collocare il rack di normalizzazione vuoto nel corrispondente adattatore nello slot 6.





4. Premere **Carica**. Si apre di nuovo la schermata **Assay Setup/Informazioni di caricamento**.

Ora, lo slot caricato è di colore blu.

5. Lasciare aperto il cassetto "Test" per caricare i puntali con filtro monouso (vedere "Caricamento dei puntali con filtro monouso" a pag. 128).

<b>Importante</b>	Accertarsi che venga utilizzato l'adattatore adeguato con il rack di normalizzazione.
-------------------	---

<b>Importante</b>	Non caricare rack di normalizzazione parzialmente riempiti.
-------------------	---

#### 12.4.9 Controllo delle temperature di raffreddamento

Per maggiori informazioni su come controllare le temperature di raffreddamento, consultare la sezione 12.3.3.

#### 12.4.10 Avvio di un processo indipendente

Attendere che le posizioni di raffreddamento abbiano raggiunto le temperature target (ovvero devono essere visualizzate in colore verde nella schermata **Panoramica** sotto Assay Setup).

Premere **Processo** nella schermata **Panoramica** sotto Assay Setup.



Se è stata eseguita una scansione di inventario dopo aver premuto il pulsante **Accoda**, se il processo di convalida non ha dato errori e non sono state effettuate modifiche da quel momento, la scansione di inventario viene saltata e il processo del test inizia immediatamente.

Se non è stata eseguita una scansione di inventario dopo aver premuto il pulsante **Accoda**, appare un messaggio che chiede se si deve eseguire una scansione di inventario per ogni cassetto.

Per maggiori informazioni sulla convalida del processo del test, consultare la sezione 12.4.7.

#### 12.4.11 Rimozione di test dopo un processo indipendente


Quando il processo di un test è stato completato o annullato, i test devono essere rimossi dal cassetto "Test". I test non vengono rimossi automaticamente dal QIASymphony AS.

Se lo stato di un processo è indicato come **IN CODA**, **INTERROTTO** o **COMPLETATO**, i rack per test e gli adattatori possono essere rimossi.


È possibile rimuovere i test dopo un processo indipendente nello stesso modo in cui i test vengono rimossi dopo un processo AS; consultare la sezione 12.3.5. In alternativa, procedere come descritto di seguito.

1. Aprire il cassetto "Test".


Si apre la schermata **Assay Setup/Informazioni di caricamento**.

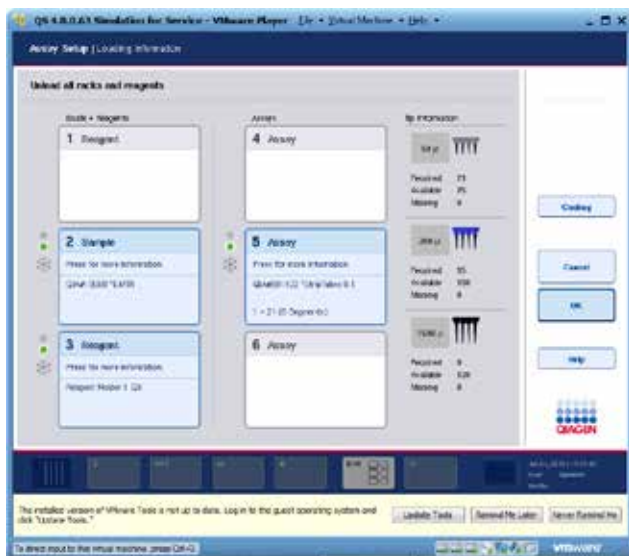


2. Premere il primo rack per test da rimuovere.

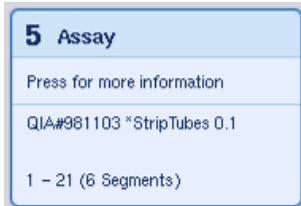


Si apre la schermata dettagliata relativa allo slot.

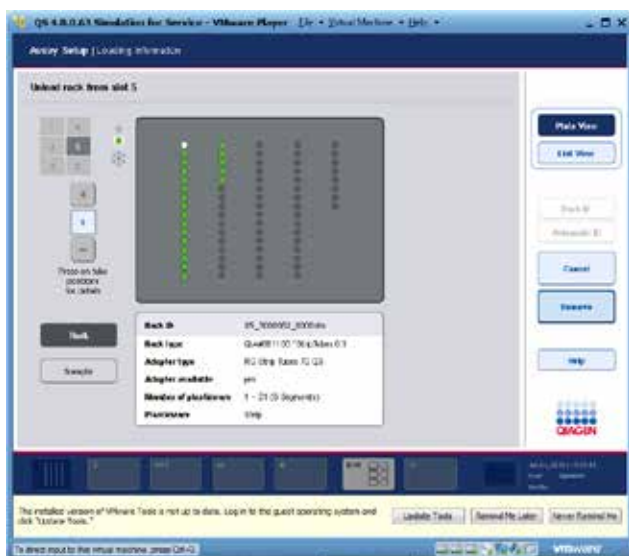

3. Premere il pulsante **Rimuovi** e scaricare il rack.

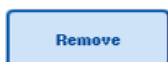

Si apre di nuovo la schermata **Assay Setup/Informazioni di caricamento**. Ora, lo slot "Test" compare in colore bianco e il raffreddamento dello slot è disattivato.

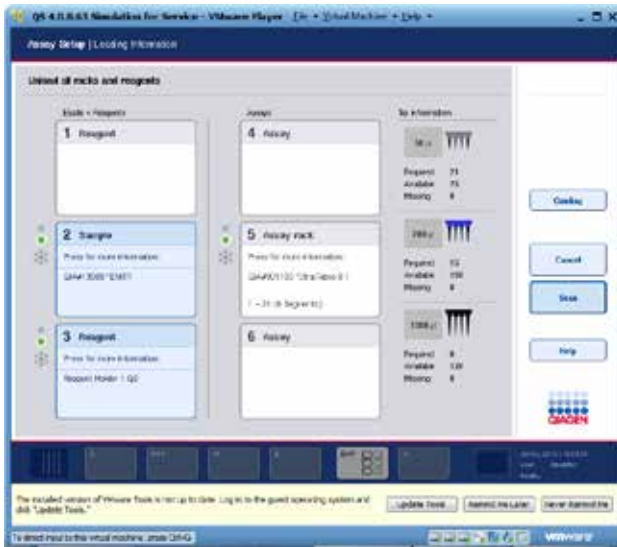


4. Chiudere il cassetto "Test".



5. Premere **Scansisci**.

Si apre una finestra di dialogo.

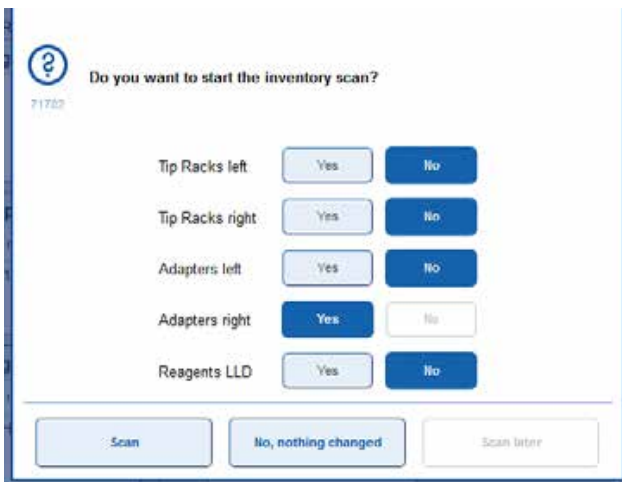

6. Selezionare **Sì** solo per **Adattatori a destra**. Premere **Scansiona**.

#### 12.4.11.1 Scaricamento del piano di lavoro

Una volta eseguita la scansione di inventario, compare di nuovo la schermata **Assay Setup/Informazioni di caricamento**. Procedere come segue:

1. Aprire i cassetti "Eluati e reagenti" e "Test". Comparare la schermata **Informazioni di caricamento**.
2. Premere un rack per campioni da rimuovere.



Si apre la schermata dettagliata relativa a quello slot.



3. Scaricare dal cassetto il rack per campioni selezionato e poi premere **Rimuovi** sul touch screen. Se si deve rimuovere un secondo rack per campioni, ripetere la procedura anche per l'altro rack.

4. Premere un rack per reagenti da rimuovere.



Si apre la schermata dettagliata relativa a quello slot.



5. Scaricare dal cassetto il rack per reagenti e poi premere **Rimuovi** sul touch screen. Se si deve rimuovere un secondo rack per reagenti, ripetere la procedura anche per l'altro rack.

6. Se è presente un rack di normalizzazione, premere questo slot.



Si apre la schermata dettagliata relativa a quello slot.

7. Scaricare il rack di normalizzazione dal cassetto.




8. Premere **Rimuovi** sul touch screen.
9. Rimuovere i rack per puntali vuoti.

10. Svuotare il sacchetto per lo smaltimento dei puntali.



11. Chiudere i cassetti e premere **Scansisci** per eseguire una scansione di inventario.

Quando la scansione di inventario è completa, appare la schermata **Panoramica** sotto **Assay Setup**.

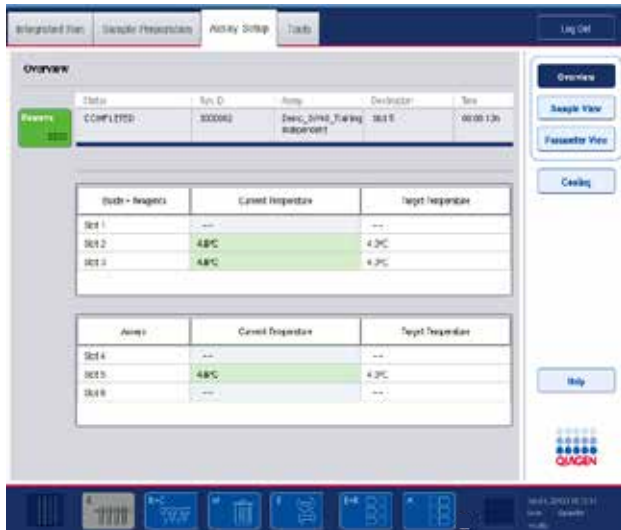

12. Premere **Rimuovi** nella schermata **Panoramica** di setup del test.

**Importante**

Non è possibile utilizzare per altri processi un rack di normalizzazione contenenti posizioni non utilizzate.

#### 12.4.12 Messa in pausa, ripresa e interruzione di un processo indipendente



1. Per mettere in pausa o interrompere un processo mentre questo è in corso, premere **Pausa AS** nella schermata **Panoramica** sotto **Assay Setup**.

2. Dopo aver premuto **Pausa AS**, appaiono i pulsanti **Continua AS** e **Arresta AS**. Ora il processo può essere ripreso o interrotto.



Se il processo è stato messo in pausa, i campioni saranno sempre contrassegnati come "equivoci".




Il QIAsymphony AS completa la fase di pipettaggio in corso prima di mettere in pausa il processo.

Continue AS

Stop AS

3. Per riprendere un processo, premere **Continua AS**. Per interrompere un processo, premere **Arresta AS**.

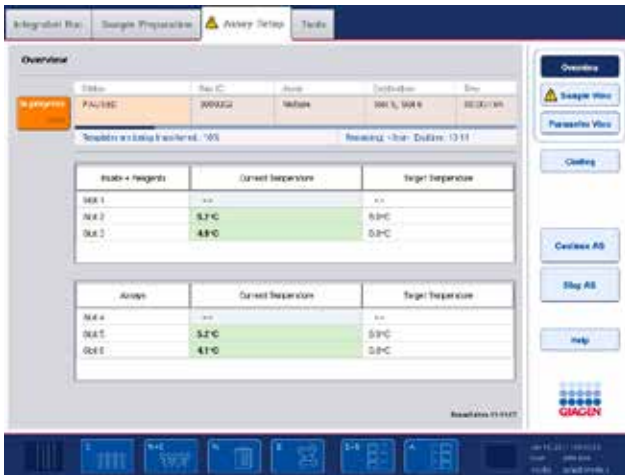

### Importante

Mettendo in pausa un processo si interrompe la procedura di setup del test e si possono compromettere le prestazioni del test. Mettere in pausa un processo soltanto in caso d'emergenza.

Se un processo viene annullato, tutti i campioni sono contrassegnati come "non validi" nel file dei risultati. Non è possibile continuare a processare tali campioni sul QIAsymphony AS.

Se un processo viene annullato, per rimuovere i test seguire la procedura descritta nella sezione 12.3.5. Potrebbe essere necessario proseguire manualmente la processazione dei campioni; per maggiori informazioni consultare la sezione 2.19, "Protocol recovery", del *QIAsymphony SP/AS User Manual — Operating the QIAsymphony AS*.

## 12.5 Esecuzione di scansioni di inventario (AS)

Prima di avviare il processo di un test occorre eseguire una scansione di inventario di ciascun cassetto del QIAsymphony AS. Tale scansione viene effettuata in modo analogo a quanto avviene per i cassette del QIAsymphony SP.

### 12.5.1 Scansione di inventario del cassetto "Eluati e reagenti"

La scansione di inventario del cassetto "Eluati e reagenti" include le seguenti fasi nel seguente ordine:

1. Vengono scansionati i codici a barre degli slot 1–3 o i codici a barre degli adattatori negli slot 1–3.

<b>Importante</b>	Per un determinato slot viene scansionato il codice a barre dello slot oppure, se è presente un adattatore nello slot, il codice a barre dell'adattatore.
-------------------	---

- I Vengono scansionati i codici a barre degli slot 1–3 per stabilire se gli slot sono vuoti o occupati.
- I Vengono scansionati i codici a barre degli adattatori negli slot 1–3 per stabilire se è presente un particolare tipo di adattatore in un particolare slot.

Se lo stato previsto e lo stato corrente degli slot/degli adattatori non corrispondono, appare un messaggio che invita l'utente a risolvere il problema.

<b>Importante</b>	Il QIASymphony AS non è in grado di identificare il tipo di materiali di consumo presenti sull'adattatore. È inoltre importante che sugli adattatori vengano caricate le piastre/provette corrette, come definito nel software.
-------------------	---

2. Vengono scansionati gli slot dei rack per puntali.
  - I Vengono scansionati i puntali con filtro monouso per verificare che sia stato caricato il tipo di puntale corretto e che i puntali con filtro disponibili siano sufficienti per l'esecuzione del test definito.
  - I Se viene rilevato un puntale nella prima e nell'ultima posizione del rack per puntali, quest'ultimo viene definito pieno. Se manca il primo o l'ultimo puntale, viene effettuata una scansione completa per stabilire il numero di puntali nel rack.
  - I Se non è disponibile una sufficiente quantità di puntali con filtro del tipo corretto, sul touch screen appare un messaggio che invita l'utente a caricare altri puntali.

<b>Importante</b>	<p>Se è disponibile una quantità insufficiente di puntali per l'esecuzione del test definito e non è possibile caricare altri puntali prima di avviare il processo, i puntali possono essere ricaricati durante l'esecuzione del test. Ciò viene documentato nel file delle informazioni di caricamento e nel file dei risultati se è stata richiesta l'interazione dell'utente.</p> <p>Se si mette in pausa un processo per ricaricare i puntali, i campioni processati saranno contrassegnati come "equivoci".</p>
-------------------	--



### 12.5.1.1 Scansione di inventario parziale

Se è necessario ripetere una scansione di inventario per il cassetto "Eluati e reagenti" (ad es. se è stata apportata una modifica al piano di lavoro), è possibile eseguire una scansione di inventario parziale. Si può scegliere di eseguire separatamente la scansione dei seguenti componenti del piano di lavoro:

- I Rack per puntali a sinistra
- I Rack per puntali a destra
- I Adattatori a sinistra
- I Adattatori a destra
- I LLD reagenti

### 12.5.2 Scansione di inventario del cassetto "Test"

La scansione di inventario del cassetto "Test" viene effettuata negli slot 4-6 esattamente come negli slot 1-3 del cassetto "Eluati e reagenti".

Se occorre ripetere una scansione di inventario del cassetto "Test", è possibile eseguire anche una scansione di inventario parziale, durante la quale i rack per puntali e gli adattatori possono essere scansionati separatamente.

Al termine della scansione di inventario, l'inventario degli strumenti QIASymphony SP/AS viene aggiornato. Il sistema disattiva temporaneamente il raffreddamento degli slot e lo attiva per gli slot caricati.

<b>Importante</b>	Per poter iniziare un processo deve essere eseguita la scansione di inventario.
-------------------	---

### 12.5.3 Trasferimento a un termociclatore per PCR

Dopo il setup del test, i test vengono rimossi dal QIASymphony AS e possono essere trasferiti manualmente a un termociclatore per PCR per il rilevamento. La scelta dei formati di uscita consente l'uso di diversi termociclatori per PCR (ad es. Rotor-Gene Q, termociclatori a 96 pozzetti, termociclatori a 32 capillari) per il rilevamento. I file per termociclatori possono essere esportati dagli strumenti QIASymphony SP/AS ai termociclatori per PCR selezionati.


## 13 Risoluzione dei problemi

### 13.1 Messaggi d'errore e avvertenze

Se si verifica un problema durante il funzionamento dello strumento QIAasymphony SP e/o AS, sul touch screen appare un messaggio d'errore oppure un'avvertenza.

Per maggiori informazioni sui diversi simboli che possono apparire nei messaggi d'errore, consultare la sezione 3.2.3 del *QIAasymphony SP/AS User Manual — Operating the QIAasymphony SP*.

Se l'errore ha un codice d'errore, questo appare a sinistra del messaggio, sotto il simbolo d'errore (vedi sotto). Il messaggio d'errore viene visualizzato al centro della finestra di dialogo.

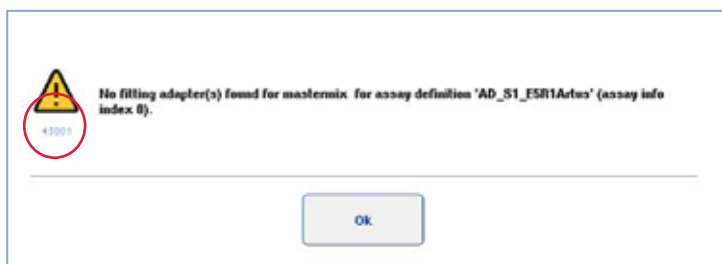

#### 13.1.1 Errori indicati nella barra di stato

In alcuni casi, gli errori sono indicati dai pulsanti dei cassettei che lampeggiano di giallo nella barra di stato. Premere il pulsante lampeggiante per vedere il messaggio d'errore e seguire le istruzioni.




#### 13.1.2 Errori indicati nei titoli delle schede

I vari titoli delle schede sono provvisti di un indicatore di errore all'interno della scheda. Per tale motivo, in alcuni casi gli errori sono indicati dal simbolo di avvertenza accanto al nome della scheda.

### 13.1.3 Errori indicati nella barra di comando

In caso d'errore, un simbolo di avvertenza sarà visualizzati all'interno del pulsante del menu interessato, accanto al nome.


Passare alla scheda interessata oppure premere il pulsante della barra di comando per una panoramica della situazione di errore all'interno della finestra di dialogo.

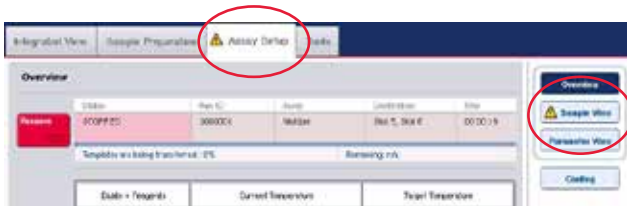

Indicazione d'errore nei titoli delle schede e nei pulsanti della barra di comando.

### 13.1.4 Messaggi con il pulsante **Guida**

Se appare un messaggio con il pulsante **Guida**, l'utente è in grado di accedere alle istruzioni su come risolvere il problema.

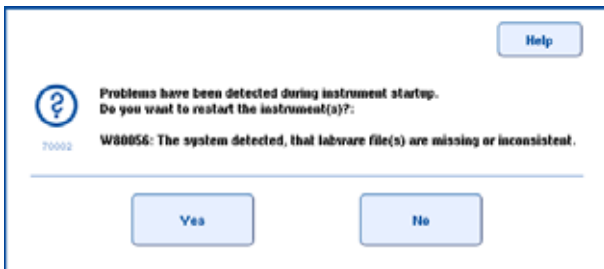


Procedere come segue:

1. Premere il pulsante **Guida**. Appare un nuovo messaggio.



2. Leggere attentamente le istruzioni, quindi premere **OK**.
3. Chiudere il messaggio e seguire le istruzioni.

**Nota:** Per rileggere il messaggio, selezionare **Instrument Report** nella schermata **Strumenti**. Selezionare quindi la scheda **Errori**. Vengono elencati i messaggi d'errore recenti.

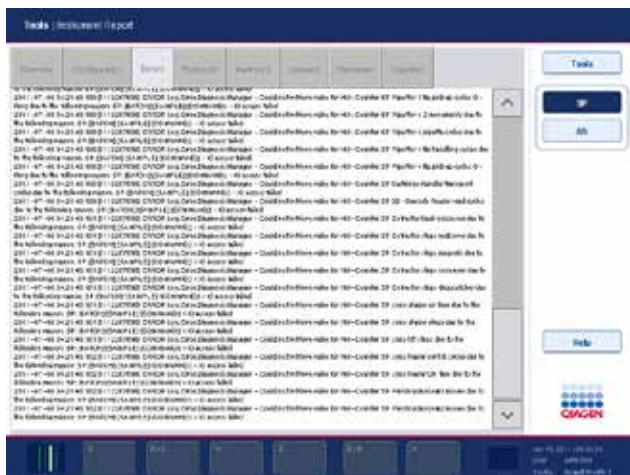

### 13.1.5 Messaggi senza il pulsante **Guida**

Se appare un messaggio senza il pulsante **Guida**, eseguire una delle seguenti operazioni:



- I Confermare il messaggio, poi seguire le istruzioni indicate nel messaggio.
- I Se il messaggio ha un codice d'errore, seguire le istruzioni relative a quel particolare codice d'errore, come descritto nella sezione 13.4.
  - Nota:** Se appare un messaggio con un codice d'errore non elencato, contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.
- I Se il messaggio non ha alcun codice d'errore, consultare la sezione 13.5 relativa agli errori specifici del contesto e le corrispondenti istruzioni.
- I Contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN se consigliato o necessario.

## 13.2 Finestre della guida software

Per assistere e guidare l'utente, gli strumenti QIASymphony SP/AS forniscono una guida software per tutte le schermate.

Per accedere ai testi di guida software, premere il pulsante **Guida** nella barra di comando, presente in tutte le schermate.

Premendo il pulsante **Guida**, si apre una finestra di dialogo sovrapposta alla schermata corrente. Il testo visualizzato all'interno del messaggio di guida fornisce consigli relativi alla gestione della schermata corrente.

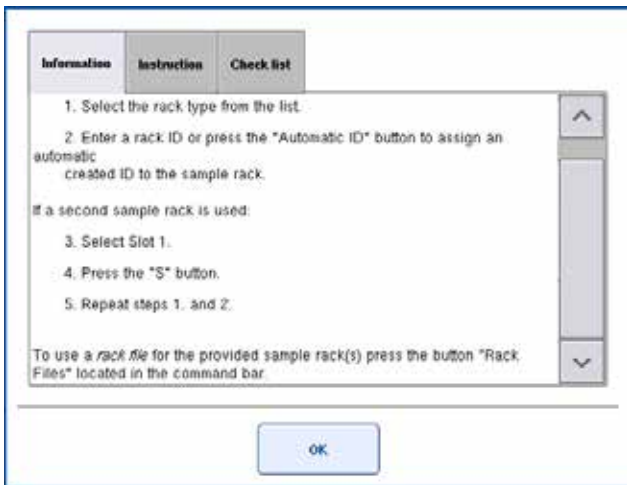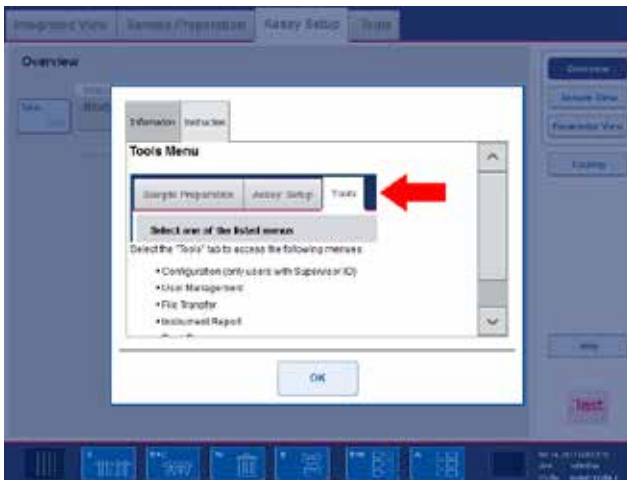

Per tornare alla schermata originale, premere **OK** all'interno della finestra di dialogo della guida.

### 13.2.1 Struttura delle finestre di guida software

Una finestra di guida è formata da un massimo di 3 diverse schede (nella sequenza riportata di seguito): **Informazioni**, **Istruzioni** e **Cronologia messaggi**.

Informazioni	La scheda <b>Informazioni</b> mostra le note relative a ciò che compare sullo schermo e/o informazioni sulla schermata. Il testo della guida descrive le opzioni per l'utente nel contesto.
Istruzioni	La scheda <b>Istruzioni</b> mostra una descrizione dettagliata delle operazioni che l'utente deve eseguire.
Cronologia messaggi	La scheda <b>Cronologia messaggi</b> include una selezione di vari argomenti che l'utente può verificare per il contesto corrente. I controlli specifici descritti qui non devono essere eseguiti rigorosamente.

**Nota:** Una finestra di dialogo **Guida** del software può essere formata da meno di 3 tipi di testo.

### 13.3 Contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN

Se un errore persiste ed è necessario contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN, annotare il problema e creare un file di report dello strumento.

#### 13.3.1 Annotazione del problema

1. Annotare tutte le operazioni che sono state eseguite prima e dopo il verificarsi dell'errore.
2. Documentare eventuali messaggi apparsi sul touch screen.

**Nota:** È importante che ci comunichiate il codice d'errore e la relativa descrizione. Tali informazioni aiuteranno il tecnico dell'assistenza in loco e il servizio di assistenza QIAGEN a risolvere il problema.

**Nota:** In alcuni casi il software non produce un elenco dei messaggi d'errore sul touch screen. L'errore è documentato nel file di registro del sistema dello strumento QIASymphony AS o QIASymphony SP.

3. Annotare la data e l'ora in cui si è verificato l'errore.
4. Fornire una descrizione dettagliata del problema. Ad esempio, scattare una foto del piano di lavoro e registrare le seguenti informazioni:
  - I Dove si è verificato l'errore sugli strumenti QIASymphony SP/AS?
  - I In quale fase del protocollo si è verificato l'errore?
  - I Cosa è stato osservato (ad es. si è rotto qualcosa, vi sono puntali o cartucce per la preparazione dei campioni in posizioni insolite sul piano di lavoro?) e cosa è stato atteso?
  - I Si sono prodotti dei rumori insoliti?

Inoltre, se pertinente, fornire le seguenti informazioni:

- | Se i puntali sono andati perduti durante il pipettaggio, indicare il numero di lotto e il tipo di puntale.
- | I rack per puntali sono stati ricaricati manualmente?
- | Quale adattatore per reagenti (incluso produttore e numero d'ordine) è stato utilizzato?
- | Quali rack per campioni ed eluizione (incluso produttore e numero d'ordine) sono stati utilizzati?
- | Quale rack per reagenti (incluso produttore e numero d'ordine) è stato utilizzato?

### 13.3.2 Creazione di un file di report dello strumento

Se il servizio di assistenza tecnica QIAGEN chiede di creare un file di report dello strumento, procedere come segue:

1. Effettuare il login nello/negli strumento/i.
2. Selezionare **Instrument Report** nel menu **Strumenti**. Appare la scheda **Panoramica** del menu **Instrument Report**; i dati dello strumento vengono recuperati.



3. Per creare un report dello strumento per il QIASymphony SP, selezionare **SP**. Per creare un report dello strumento per il QIASymphony AS, selezionare **AS**.
4. Inserire il numero di giorni per cui si desidera creare il report dello strumento.
5. Premere **Crea** oppure salvare il file direttamente nella penna USB, inserire la penna USB, poi premere **Crea + Salva in USB**.

Per scaricare tutti i file di report dello strumento sulla penna USB, consultare la sezione 8.3.2 del *QIASymphony SP/AS User Manual — General Description*. I file di report dello strumento

---

possono essere scaricati anche utilizzando la QIASymphony Management Console. Per maggiori informazioni, consultare la sezione 4 del *QIASymphony Management Console User Manual*.



## 13.4 Codici d'errore

Codice d'errore	Descrizione	Commenti e suggerimenti
23	XYC/PCM: posizione non valida	Una o più posizioni sono inaccessibili. Se il problema si verifica durante il trasferimento dell'eluato, accertarsi che venga utilizzato esclusivamente un rack per eluizione a 24 pozzetti nello "Slot per eluizione 4".  Se l'errore si riferisce ad un'altra posizione sul piano di lavoro dello strumento, contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.
2070	Modulo del canale di pipettaggio: nessun livello del liquido trovato.	Il contenitore sorgente potrebbe essere vuoto oppure potrebbe essersi verificato un errore durante il rilevamento del livello del liquido. I campioni vengono contrassegnati come "non validi".
2081	Coagulo rilevato.	Un coagulo si è formato in un campione, quindi il campione non può essere trasferito dal QIASymphony SP. Rimuove il o i coaguli e processare il campione in un nuovo batch.
31656	La scansione di inventario ha rilevato un rack per eluizione imprevisto nello slot X non registrato nel sistema.	La scansione di inventario del cassetto "Eluati" ha rilevato un rack per eluizione nello slot di eluizione visualizzato. Aprire il cassetto "Eluati", definire il tipo di rack per eluizione selezionando lo slot di eluizione, poi assegnare un tipo di rack per eluizione selezionandolo dall'elenco. In alternativa, rimuovere il rack per eluizione dal cassetto "Eluati". Chiudere il cassetto "Eluati" ed eseguire un'altra scansione di inventario.
31657	La scansione di inventario ha rilevato un rack per eluizione mancante nello slot X (tipo di rack previsto: Y).	Un rack è stato rimosso dallo slot X, ma questo rack non è stato rimosso dal software.  Sostituire il rack mancante nello slot oppure rimuovere il rack dal software.
31658	La scansione di inventario non può rilevare il codice a barre dell'adattatore sul rack per eluizione nello slot X (tipo di rack previsto: Y).	Nello slot X è stato rilevato un rack non corrispondente al rack definito per il processo nel software.  Rimuovere il rack dallo slot oppure adattare la definizione del rack nel software.
31659	La scansione di inventario ha rilevato un tipo di adattatore errato sul rack per eluizione nello slot X (tipo di rack previsto: Y).	Un rack nello slot X è stato sostituito con un altro rack non corrispondente al rack definito per il processo nel software.  Sostituire il rack originale nello slot oppure rimuovere il rack originale e ridefinire il nuovo rack nel software.
31680	La plastiche per eluati X non è consigliata per l'uso con l'ACS Y.	Vedere il codice d'errore 70505.
32010	Impossibile modificare il batch, il batch è in stato IN_ATTESA.	Rimuovere tutti i campioni dal QIASymphony SP e inserirli di nuovo. Ridefinire il o i batch dei campioni.
32015	Il raffreddamento dell'eluato per lo slot X non è supportato.	Se il protocollo richiede il raffreddamento del rack per eluizione, utilizzare lo slot 1 e attivare il raffreddamento.
33021	Cartuccia imprevista trovata nello slot nello slot "Estrattore 2".	Sono stati rilevati coperchi delle barre sulla testa magnetica. Il processo non può essere avviato.  Controllare e poi pulire il piano di lavoro.
45001	Non è/sono stato/i trovato/i adattatore/i di inserimento per la miscela master X per la definizione del test "Y" (indice Z info sul test).	I portareagenti non hanno la capacità di contenere i volumi di reagente calcolati.  Per ridurre il numero di posizioni per provette necessarie sui portareagenti, ridurre il numero di test o il numero di campioni. In alternativa, si potrebbe ridurre il numero di replicati dei campioni, controlli del test, standard del test e controlli no template.

Codice d'errore	Descrizione	Commenti e suggerimenti
45008	Il/I test selezionato/i e un certo numero di punti del test non possono essere utilizzati perché non ci sono adattatori disponibili per la quantità necessaria di reagente e/o il numero di provette dei controlli del test.	<p>Verificare che tutti gli adattatori disponibili siano riportati nell'elenco <b>Adattatori AS</b>. Configurare il corretto numero di adattatori disponibili nel menu <b>Configurazione</b>; per maggiori informazioni, consultare la sezione 6.1.3 del <i>QIASymphony SP/AS User Manual — General Description</i>.</p> <p>Per ridurre il numero di posizioni per provette necessarie sui portareagenti, ridurre il numero di test o il numero di campioni. In alternativa, si potrebbe ridurre il numero di replicati dei campioni, controlli del test, standard del test e controlli no template.</p>
45101	Non c'è sufficiente spazio su tutti i rack per test per gestire i campioni definiti, i controlli del test e gli standard del test.	<p>Ridurre il numero di campioni selezionati, gli standard del test, i controlli del test e i controlli no template.</p> <p>Si potrebbe anche ridurre il numero di replicati dei campioni, controlli del test, standard del test e controlli no template.</p>
45103	Non ci sono sufficienti adattatori (X) disponibili per il tipo di plastiche Y. Controllare la configurazione degli adattatori del QIASymphony AS.	<p>Verificare che tutti gli adattatori disponibili siano riportati nell'elenco <b>Adattatori AS</b>. Configurare il corretto numero di adattatori disponibili nel menu <b>Configurazione</b>; consultare la sezione 6.1.3 del <i>QIASymphony SP/AS User Manual — General Description</i> per maggiori informazioni su come procedere.</p> <p>Se non ci sono più adattatori di quel tipo disponibili, ridurre il numero di replicati dei campioni, standard del test e controlli del test.</p> <p>Se l'errore persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.</p>
70110	È stato rilevato uno spazio insufficiente sul disco. L'attuale utilizzo è X. Cancellare i file dei risultati più vecchi di Y giorni?	<p>Il sistema ha rilevato uno spazio libero sul disco inferiore al 15%. I file dei risultati più vecchi di 10 giorni (default) possono essere cancellati dallo/dagli strumento/i. Premere <b>Si</b> per liberare spazio sul disco e cancellare i file dei risultati più vecchi.</p> <p><b>Nota:</b> Se si sceglie di cancellare i file dei risultati, questi non potranno più essere recuperati. Accertarsi di scaricare i file dei risultati più vecchi di 2 giorni nella penna USB prima di decidere di liberare spazio sul disco.</p>
70118	Errore di lettura dei codici a barre nello slot X. Controllare i codici a barre e provare ad inserirli di nuovo più lentamente!	<p>Si è verificato un errore di lettura dei codici a barre. È possibile che una provetta per campioni sia stata posizionata erroneamente, che un codice a barre sia sporco oppure che non sia chiaramente stampato.</p> <p>Correggere la posizione della provetta per campioni, pulire il codice a barre, controllare la stampa del codice a barre oppure ridurre la velocità con cui vengono caricate le provette per campioni.</p>
70401	Alcune combinazioni di ACS e plastiche per campioni selezionate sono contrassegnate come "non consigliate" [Elenco delle combinazioni non consigliate]  Premere <b>No</b> in questa finestra di dialogo e assegnare un diverso ACS oppure tornare alla finestra di dialogo precedente per modificare la plastica per campioni. Continuare comunque?	<p>Le provette/i rack per campioni selezionati non sono consigliati per l'uso con il Set di Controllo del Test.</p> <p>Eseguire una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  Premere <b>Si</b> per ignorare il messaggio.</li> <li>  Premere <b>No</b> e modificare la provetta/il rack per campioni.</li> </ul> <p>Utilizzare il menu <b>Browser plastica</b> o gli elenchi della plastica per identificare la plastica consigliata per l'uso con i rispettivi protocolli. Gli elenchi della plastica possono essere scaricati dal sito <a href="http://www.qiagen.com/goto/">www.qiagen.com/goto/</a>.</p> <p>Il "Supervisor" può entrare nel menu <b>Configurazione</b> e disabilitare il parametro <b>Controllare la combinazione di protocollo e plastica raccomandata durante la definizione del processo?</b> nella scheda <b>Processo SP 2</b>.</p>

Codice d'errore	Descrizione	Commenti e suggerimenti
70402	Campione X: la plasticheria Y non è consigliata per l'uso con l'ACS Z.	La provetta/il rack per campioni non è consigliata/o per l'uso con il Set di Controllo del Test.  Vedere il codice d'errore 70401.
70504	Non è stato possibile definire tutti i batch automaticamente. Occorre definirli separatamente.	Non è stato possibile definire tutti i batch dei campioni con il pulsante <b>Setup rapido</b> . Definire ogni batch separatamente. Se si sono verificati errori relativi ai campioni, tali errori verranno visualizzati durante la definizione del rispettivo batch.
70505	Alcune combinazioni di ACS e tipi di rack per eluizione selezionate sono contrassegnate come "non consigliate" [Elenco delle combinazioni non consigliate]  Premere <b>No</b> per rimanere in questa finestra di dialogo e modificare il rack per eluizione, oppure proseguire senza modifiche premendo <b>Si</b> .	Eeguire una delle seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>  Premere <b>Si</b> per ignorare il messaggio.</li> <li>  Premere <b>No</b> e modificare il rack per eluizione.</li> </ul> Utilizzare il menu <b>Browser plasticheria</b> o gli elenchi della plasticheria per identificare la plasticheria consigliata per l'uso con i rispettivi protocolli. Gli elenchi della plasticheria possono essere scaricati dal sito <a href="http://www.qiagen.com/goto/">www.qiagen.com/goto/</a> .  Il "Supervisor" può entrare nel menu <b>Configurazione</b> e disabilitare il parametro <b>Controllare la combinazione di protocollo e plasticheria raccomandata durante la definizione del processo?</b> nella scheda <b>Processo SP 2</b> .
71840	Se si esce dalla finestra di dialogo senza avere eseguito correttamente la scansione di inventario, si avranno risultati imprevisti. Saltare effettivamente la scansione e annullare la finestra di dialogo?	Se non si esegue una scansione di inventario del cassetto "Eluati", gli eluati potrebbero essere trasferiti in uno slot non contenente un rack per eluizione. Eseguire una scansione di inventario del cassetto "Eluati" per accertarsi che gli slot di eluizione selezionati contengano i rack per eluizione.  <b>Nota:</b> Se l'esito della scansione di inventario del cassetto "Eluati" continua ad essere negativo, contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.
72002	Un file dei rack è già assegnato ad uno slot per campioni.	Non è possibile modificare le informazioni relative a questo slot, perché è stato assegnato un file dei rack allo slot. Per modificare tali informazioni, occorre riavviare il processo di definizione del test senza un file dei rack.
72202	Sono stati individuati errori nelle liste di lavoro riportate di seguito. Verificare che le liste di lavoro contengano un ID univoco del rack per eluizione per ogni batch e un ID del rack per eluizione per tutti i campioni.  Liste di lavoro con incoerenze o errori: Lista di lavoro_X (ID del rack per eluizione richiesto mancante per i campioni: "Y"; numerosi ID dei rack per eluizione: "Z").	Una lista di lavoro definisce 2 diversi ID del rack per eluizione necessari per i campioni del batch in corso di definizione. Questa lista di lavoro non può quindi essere utilizzata.  Modificare l'ID del rack per eluizione necessario nella lista di lavoro oppure definire il batch in modo che i campioni da processare utilizzino un solo ID.
72204	I seguenti campioni nella lista di lavoro X non sono presenti: Y. Collocare i campioni mancanti nell'inserimento dei campioni oppure correggere la lista di lavoro.	Un campione è elencato in un file delle liste di lavoro, ma tale campione non fa parte del batch in corso di definizione. Il file delle liste di lavoro non può quindi essere utilizzato.  Eeguire una delle seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>  Aggiungere il/i campione/i mancante/i al batch.</li> <li>  Cancellare il/i campione/i mancante/i dalla lista di lavoro.</li> <li>  Impostare il parametro di configurazione <b>Consentire l'uso parziale delle liste di lavoro?</b> o <b>Consentire la processazione di campioni senza una registrazione nella lista di lavoro?</b> su <b>Si</b> nella scheda <b>Processo SP 3</b> del menu <b>Configurazione</b>. Tale impostazione può essere eseguita esclusivamente dal "Supervisor".</li> </ul>

Codice d'errore	Descrizione	Commenti e suggerimenti
72208	I seguenti campioni non possono essere processati perché non sono riportati in nessuna lista di lavoro: X. Rimuovere questi campioni dall'inserimento campioni oppure correggere la lista di lavoro.	Un campione che fa parte del batch in corso di definizione non è elencato in un file delle liste di lavoro. Il batch non può quindi essere definito. Eseguire una delle seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>  Rimuovere il campione dal batch.</li> <li>  Aggiungere il campione alla lista di lavoro.</li> <li>  Impostare il parametro di configurazione <b>Consentire l'uso parziale delle liste di lavoro?</b> su <b>Si</b> nel menu <b>Configurazione</b>. Tale impostazione può essere eseguita esclusivamente dal "Supervisor".</li> </ul>
75108	Impossibile assegnare un rack a più slot. È possibile che un ID del rack sia stato utilizzato più di una volta.	Non è possibile assegnare lo stesso file dei rack a più slot "Campione". Deselezionare uno slot "Campione" e ripetere l'assegnazione del file dei rack.
75111	L'adattatore per il tipo di rack selezionato <b>QIA#19588 *EMTR</b> non è configurato. Se presente, configurare l'adattatore utilizzando il menu <b>Configurazione</b> . Se l'adattatore non è disponibile, selezionare un tipo di rack diverso.	Il tipo di rack selezionato richiede un adattatore che non è configurato nell'elenco di adattatori e portareagenti disponibili. Se si ha a disposizione il tipo di adattatore necessario, aggiornare l'elenco di adattatori e portareagenti disponibili. Per maggiori informazioni, consultare la sezione 6.1.3 del <i>QIASymphony SP/AS User Manual — General Description</i> . Se non si ha a disposizione il tipo di adattatore necessario, modificare l'assegnazione del tipo di rack in base ai tipi di adattatori disponibili.
75403	I seguenti Set di Parametri del Test nella lista di lavoro sono sconosciuti: X.	La lista di lavoro contiene Set di Parametri del Test non disponibili sugli strumenti QIASymphony SP/AS. Se i Set di Parametri del Test non sono necessari per il processo del test, continuare e selezionare il/i test necessario/i. Se i Set di Parametri del Test sono necessari per il processo del test, annullare il processo di definizione del test. Trasferire il/i Set di Parametri del Test negli strumenti QIASymphony SP/AS. Per maggiori informazioni, consultare la sezione 8.3.3 del <i>QIASymphony SP/AS User Manual — General Description</i> . Controllare se il nome del Set di Parametri del Test è scritto correttamente nel file delle liste di lavoro. Se necessario, modificare il nome del Set di Parametri del Test nella lista di lavoro, quindi trasferire il file delle liste di lavoro modificato negli strumenti QIASymphony SP/AS. Riavviare la procedura di definizione del test.
75503	L'attuale configurazione del processo non consente di cancellare un'assegnazione di un X ad un campione legato a questo Y nella lista di lavoro.	Questo campione è legato al Set di Controllo del Test/Set di Parametri del Test nella lista di lavoro. Utilizzare le assegnazioni nella lista di lavoro; in alternativa, il "Supervisor" può impostare il parametro <b>Consentire che vengano sovrascritte le informazioni relative a singoli campioni nelle liste di lavoro?</b> su <b>Si</b> nella scheda <b>Processo generale</b> del menu <b>Configurazione</b> .
75505	L'attuale configurazione del processo non consente di assegnare un X ad un campione non legato a questo Y nella lista di lavoro.	Questo campione non è legato al Set di Controllo del Test/Set di Parametri del Test nella lista di lavoro. Utilizzare le assegnazioni nella lista di lavoro oppure impostare il parametro <b>Consentire che vengano sovrascritte le informazioni relative a singoli campioni nelle liste di lavoro?</b> su <b>Si</b> nel menu <b>Configurazione</b> .

Codice d'errore	Descrizione	Commenti e suggerimenti
76202	È stato inserito un codice a barre del kit sconosciuto.	Verificare che il codice a barre inserito sia un codice a barre QIAGEN oppure che soddisfi i requisiti di un codice a barre personalizzato, come descritto in "Defining customized kit barcodes" nella sezione 2.5.1 del <i>QIASymphony SP/AS User Manual — Operating the QIASymphony AS</i> .
76203	Il codice a barre del kit non è stato inserito per ogni test. Continuare comunque?	È stato inserito o scansionato esclusivamente un codice a barre del kit per un processo a test multipli. Se ciò è stato fatto di proposito perché gli altri test non hanno codici a barre del kit, premere <b>SI</b> per continuare. Se ciò non è stato fatto di proposito e gli altri test hanno codici a barre del kit, tornare alla schermata <b>Caricamento dei reagenti</b> e inserire oppure eseguire la scansione del/i codice/i a barre per gli altri test.
76611	Sono stati selezionati X campioni da processare in questo batch. Tuttavia, il calcolo dei reagenti e materiali di consumo necessari si è basato su Y campioni. Il nuovo calcolo dei campioni potrebbe richiedere ulteriori reagenti o materiali di consumo, che vanno caricati prima di avviare il processo. Per evitare tale operazione, premere <b>No</b> e ridurre il numero di campioni selezionati. Continuare comunque?	Sono stati assegnati ad un protocollo più campioni di quanti siano stati definiti nella schermata <b>Procedura guidata/ACS e numero di campioni</b> . Eseguire una delle seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>  Premere <b>No</b> e disassegnare alcuni campioni. Riprovare.</li> <li>  Premere <b>SI</b> e completare la procedura guidata. Poi premere <b>R+C</b> e controllare se mancano eventuali reagenti o materiali di consumo.</li> </ul>
100011	Il punto di riferimento X RP Y non è stato riconosciuto.	Riavviare il processo. Se tale operazione non risolve l'errore, riavviare gli strumenti QIASymphony SP/AS. Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.
130725	Eliminazione dei puntali con i materiali di scarto non riuscita: X.	Si è verificato un errore di movimento della trasmissione "Z-drive" durante l'eliminazione dei puntali. Controllare lo scivolo dei puntali e il sacchetto per lo smaltimento dei puntali.
130906	Il timer del batch W è scaduto prima della relativa analisi. Intervallo di tempo nominale: X, intervallo di tempo effettivo: Y, timer oltrepassato sec: Z.	La durata necessaria per una fase del protocollo è stata superata. <b>Nota:</b> Non mettere in pausa il processo per un intervallo di tempo prolungato. Le scansioni di inventario (ad es. la scansione di inventario del cassetto "Eluati") possono comportare un superamento della durata di lisi. Tutti i campioni nel batch corrispondente vengono contrassegnati come "equivoci".

Codice d'errore	Descrizione	Commenti e suggerimenti
140036	<p>Quantità di liquido disponibile insufficiente. Il volume del campione è troppo scarso.</p> <p>Oppure</p> <p>Quantità di liquido disponibile insufficiente Slot X Pos Y Reagente Z.</p>	<p>Questo codice d'errore può comparire durante il funzionamento del QIASymphony SP e del QIASymphony AS. I campioni possono essere contrassegnati come "equivoci" o "non validi".</p> <p><i>Per il QIASymphony SP:</i></p> <p>Accertarsi di aver inserito e definito la provetta per campioni. Utilizzare esclusivamente provette o piastre per campioni compatibili. Per maggiori informazioni sulle provette e piastre per campioni compatibili, consultare il sito <a href="http://www.qiagen.com/goto/QIASymphony">www.qiagen.com/goto/QIASymphony</a>.</p> <p>Verificare che le provette e piastre per campioni siano correttamente posizionate nel portaprovette/portapiastre. Utilizzare un recipiente di adeguate dimensioni per il volume del campione.</p> <p><b>Nota:</b> Accertarsi di utilizzare almeno il volume di campione minimo necessario per il protocollo. Per maggiori informazioni sulle quantità e i volumi dei campioni consultare il manuale del kit QIASymphony attualmente in uso.</p> <p><i>Per il QIASymphony AS:</i></p> <p>Accertarsi che venga utilizzato il tipo di provetta corretto. Verificare che non ci siano bolle d'aria sulla superficie del liquido. Se necessario, centrifugare la provetta per eliminare le bolle d'aria. Verificare che sia presente la quantità di liquido necessaria e che la provetta sia posizionata correttamente. Se necessario, aggiungere altro liquido.</p>
140055	Numero o posizione errato/a delle cartucce provette rilevato/a nell'estrattore.	<p>Il numero delle cartucce per la preparazione dei campioni nell'inventario differisce da quello rilevato dai sensori sulla testa magnetica. Ciò potrebbe essere dovuto ad un posizionamento errato delle cartucce per la preparazione dei campioni oppure ad una perdita delle cartucce durante il trasferimento.</p> <p>Controllare il piano di lavoro, eseguire il cleanup e riavviare la processazione del batch.</p>
140056	Numero errato del coperchio delle barre rilevato sulla piastra del coperchio delle barre nell'estrattore.	<p>Il numero dei coperchi per 8 barre nell'inventario differisce da quello rilevato dai sensori sulla testa magnetica.</p> <p>Controllare il piano di lavoro, eseguire il cleanup del piano di lavoro e riavviare la processazione del batch.</p>
140057	Il sistema ha rilevato che ci sono ancora coperchi per 8 barre sulla piastra dei coperchi delle barre nell'estrattore dopo aver scaricato tutti i coperchi delle barre.	<p>Avviare la procedura di cleanup automatico nella finestra di dialogo di manutenzione per pulire lo strumento. Successivamente, impostare un nuovo processo.</p> <p>Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.</p>

Codice d'errore	Descrizione	Commenti e suggerimenti
140060	Temperatura di riscaldamento/raffreddamento nello slot X non raggiunta in Y secondi.	<p>Si è verificato un problema durante il riscaldamento o il raffreddamento dei campioni.</p> <p><b>Nota:</b> Non mettere in pausa il processo durante la fase di lisi. Le scansioni di inventario (ad es. la scansione di inventario del cassetto "Eluati") possono comportare un superamento della durata di lisi. Tutti i campioni nel batch corrispondente vengono contrassegnati come "equivoci".</p> <p>La stazione di lisi non ha raggiunto la temperatura di lisi predefinita prima dell'inizio della fase di lisi. Riavviare il QIASymphony SP.</p> <p>Questo errore viene registrato nel file dei risultati. Tutti i campioni nel batch corrispondente vengono contrassegnati come "equivoci".</p> <p>Se l'errore persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.</p>
180038	Il sistema di supervisione di raffreddamento degli slot ha rilevato l'inizio di violazione della temperatura per lo slot Rxn X Drawer\$RackCarrier-Y.	<p>Verificare che gli adattatori vengano pre-raffreddati a 4°C prima di essere collocati nelle posizioni di raffreddamento.</p> <p>Verificare che le condizioni operative soddisfino le specifiche descritte nell'Appendice A del <i>QIASymphony SP/AS User Manual — General Description</i>.</p> <p>Se l'errore persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.</p>
266005	La/e posizione/i di inserimento X non contiene/contengono liquido sufficiente per processare il test configurato. Controllare i volumi dei campioni, le definizioni del test e le assegnazioni dei campioni alle definizioni del test.	<p>Il volume del campione è insufficiente per il/i test e/o il numero di replicati.</p> <p>Controllare se il volume dei campioni corrisponde al volume dei campioni definiti nella schermata <b>Layout del rack per campioni</b>.</p> <p>Prevedere un volume di campioni sufficiente e aggiornare le informazioni sul volume del rack per campioni.</p> <p>In alternativa, assegnare un diverso Set di Parametri del Test, disassegnare i campioni dal test oppure modificare il numero di replicati per i campioni.</p>
300009	È stato rilevato un errore da X durante l'inizializzazione del sistema, pertanto il sistema verrà ora riavviato.	<p>Si è verificato un errore durante l'inizializzazione.</p> <p>Riavviare lo/gli strumento/i.</p> <p>Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN e fornire il file di registro.</p>
310003	Il trasferimento del file non è stato eseguito. Non sono configurati strumenti nel file "X" di trasferimento automatico della QIASymphony Management Console.	<p>Il trasferimento del file non può essere eseguito.</p> <p>Controllare la configurazione dello strumento <b>Trasferimento file automatico</b> nella QIASymphony Management Console. Verificare che gli strumenti QIASymphony SP/AS siano configurati per il <b>Trasferimento file automatico</b>. Per maggiori informazioni, consultare la sezione 8 del <i>QIASymphony Management Console User Manual</i>.</p>

Codice d'errore	Descrizione	Commenti e suggerimenti
330005	Il codice a barre inserito per il rack è già in uso in un file dei rack associato ad un altro cassetto, pertanto non può essere utilizzato per questo cassetto.	<p>Un rack con questo codice a barre è già stato utilizzato in precedenza. Possono essersi verificate le seguenti situazioni:</p> <p>Il codice a barre è stato usato per un rack per campioni sul QIASymphony SP e successivamente per un rack per eluizione sul QIASymphony AS.</p> <p>Il codice a barre è stato utilizzato per un rack per eluizione sul QIASymphony SP e successivamente per un rack per campioni sul QIASymphony SP.</p> <p>Il codice a barre è stato utilizzato per un rack per test sul QIASymphony AS e successivamente per un rack per campioni sul QIASymphony SP.</p> <p>Utilizzare un diverso codice a barre per il rack.</p>
330007	Il file per il rack X non corrisponde ai requisiti relativi al formato di un file dei rack QIASymphony.	<p>Il file dei rack ha un formato incompatibile con gli strumenti QIASymphony SP/AS.</p> <p>Verificare che il file dei rack abbia il formato corretto. A tale scopo utilizzare lo strumento <b>Conversione CSV</b> della QIASymphony Management Console. Per maggiori informazioni, consultare la sezione 8.12 del <i>QIASymphony SP/AS User Manual — General Description</i>.</p>
330015	Il file dei rack per l'ID X è bloccato da un altro sistema.	<p>Il QIASymphony SP e il QIASymphony AS stanno cercando di utilizzare contemporaneamente lo stesso file dei rack. Tale utilizzo non è consentito per evitare una corruzione dei file dei rack.</p> <p>Non cercare di utilizzare contemporaneamente lo stesso file dei rack sul QIASymphony SP e sul QIASymphony AS.</p>
330023	Il file dei rack per il rack X non può essere rimosso, perché è bloccato.	<p>Il file dei rack è attualmente in uso.</p> <p>Attendere la fine del processo, quando il file dei rack non sarà più in uso.</p> <p>Se si è verificato un errore sullo/sugli strumento/i QIASymphony, riavviare lo/gli strumento/i e il sistema sbloccherà i file dei rack bloccati.</p>
330024	Il file dei rack per il rack X non può essere aggiornato, perché è bloccato.	<p>Il file dei rack è attualmente in uso e bloccato.</p> <p>Se si è verificato un errore sullo/sugli strumento/i QIASymphony, riavviare lo/gli strumento/i e il sistema sbloccherà i file dei rack bloccati.</p>

## 13.5 Errori generali senza codici d'errore

Errore	Commenti e suggerimenti
La schermata di avvio non appare e i LED di stato non sono accesi.	Contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.
Si verifica un errore durante l'esecuzione di un test.	Durante l'esecuzione di un test sul QIASymphony AS si è verificato un errore. Gli strumenti QIASymphony SP/AS devono essere spenti. Al riavvio degli strumenti, non è possibile continuare l'esecuzione del test o di un protocollo che era in corso contemporaneamente sul QIASymphony SP.
Si verifica un errore durante l'esecuzione di un protocollo.	<p>Se durante l'esecuzione di un protocollo sul QIASymphony SP si verifica un errore, lo strumento QIASymphony SP/AS deve essere spento. Al riavvio degli strumenti, non è possibile continuare l'esecuzione del protocollo o di un test che era in corso sul QIASymphony AS.</p> <p>Per maggiori informazioni su come continuare con il setup manuale del test, consultare la sezione 2.13 del <i>QIASymphony SP/AS User Manual — Operating the QIASymphony AS</i>.</p>



Errore	Commenti e suggerimenti
Nessuna visualizzazione della stima della durata del processo nelle schermate <b>Panoramica</b> (scheda <b>Preparazione dei campioni, Assay Setup</b> , o <b>Processo integrato</b> ).	La stima della durata del processo si basa sulle durate memorizzate di processi precedenti validi con impostazioni identiche. La modifica di alcune impostazioni (ad es. numero di campioni/punti del test o specifiche del test) può comportare una mancata stima della durata del processo.

### 13.5.1 Errori di gestione dei file

Errore	Commenti e suggerimenti
È impossibile creare il collegamento fra la Console e lo strumento.	<p>Accertarsi che gli strumenti QIASymphony SP/AS siano accesi e che siano correttamente collegati alla rete.</p> <p>Alcuni software antivirus hanno la funzione di monitorare e filtrare la comunicazione sulla porta 80 (HTTP). Ciò può comportare problemi di comunicazione tra la QIASymphony Management Console e lo strumento.</p> <p>Possibili soluzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  Cambiare la porta di comunicazione sullo strumento dalla porta 80 a un'altra porta.</li> <li>  Disabilitare la funzione di filtro della porta HTTP nel software antivirus.</li> </ul> <p>Per maggiori informazioni su eventuali errori connessi all'uso QIASymphony Management Console, consultare il <i>QIASymphony Management Console User Manual</i>.</p>
La penna USB o altri dispositivi USB non sono stati riconosciuti.	<p>Utilizzare esclusivamente la penna USB in dotazione con il QIASymphony SP. Provare a collegare la penna USB ad un'altra porta USB. Riavviare gli strumenti QIASymphony SP/AS.</p> <p>Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.</p> <p><b>Nota:</b> Per il trasferimento dei file utilizzare la QIASymphony Management Console.</p>
Firma non valida.	<p>Durante il trasferimento dei file tramite una penna USB tutti i Set di Controllo del Test vengono caricati di nuovo. Se un Set di Controllo del Test non è firmato, appare il messaggio <b>Firma non valida</b>. Tuttavia, il nome del file non valido non viene indicato. È possibile che il file non valido sia quello recentemente trasmesso, ma non necessariamente.</p> <p>Controllare la validità dei protocolli e dei Set di Controllo del Test nella QIASymphony Management Console. Cancellare eventuali protocolli o Set di Controllo del Test non firmati. Non cancellare altri tipi di file.</p>

### 13.5.2 Errori riguardanti i file

#### **Errori generali riguardanti i file**

Errore	Commenti e suggerimenti
File non trasferito.	Controllare che il file si trovi nella cartella corretta sulla penna USB.
File non correttamente convertito.	Controllare che il contenuto del file e la struttura generale soddisfino i requisiti dello strumento <b>Conversione CSV</b> della QIASymphony Management Console.
Checksum non valida.	Verificare che il file sia stato creato dagli strumenti QIASymphony SP/AS oppure utilizzando la QIASymphony Management Console.

#### **Errori riguardanti i file dei rack**

Errore	Commenti e suggerimenti
--------	-------------------------

Errore	Commenti e suggerimenti
Impossibile caricare il file dei rack.	<p>Verificare che il file dei rack sia stato caricato sugli strumenti QIASymphony SP/AS.</p> <p>Controllare il parametro <b>Pronto per AS</b>. Questo parametro dovrebbe essere impostato su <b>Si</b>.</p> <p>Se non è impostato su <b>Si</b>, occorre modificare il file dei rack. A tale scopo, convertire il file <b>*.xml</b> nel formato <b>*.csv</b> utilizzando lo strumento <b>Conversione CSV</b> della QIASymphony Management Console. Poi correggere il parametro con Microsoft® Excel® o Notepad. Per maggiori informazioni, consultare la sezione 8.12 del <i>QIASymphony SP/AS User Manual — General Description</i>.</p>
Il file dei rack contiene plasticherie errate.	<p>Verificare che i rack/le provette e gli adattatori registrati nel file dei rack siano compatibili con gli strumenti QIASymphony SP/AS. Per un elenco completo dei rack e degli adattatori compatibili, visitare il sito <a href="http://www.qiagen.com/goto/QIASymphony">www.qiagen.com/goto/QIASymphony</a>.</p> <p>Verificare che i nomi dei rack e degli adattatori siano scritti correttamente e che non presentino spazi vuoti né all'inizio né alla fine.</p>
Le posizioni dei campioni sono errate.	<p>Per un rack generato dall'utente convertire di nuovo il file <b>*.xml</b> nel formato <b>*.csv</b> utilizzando lo strumento <b>Conversione CSV</b> della QIASymphony Management Console. Correggere le posizioni dei campioni con Microsoft Excel o Notepad.</p> <p>Verificare di aver selezionato il file dei rack corretto.</p>
Impossibile trovare il file dei rack.	<p>Verificare che sia stato trasferito agli strumenti QIASymphony SP/AS il file dei rack corretto.</p> <p>Verificare che sia stato trasferito agli strumenti QIASymphony SP/AS il file dei rack corretto prima di avviare la definizione del test.</p> <p>Il file dei rack deve avere un formato riconoscibile dagli strumenti QIASymphony SP/AS (ad es. <b>*.xml</b>). Verificare che il file dei rack sia stato convertito dal formato <b>*.csv</b> nel formato <b>*.xml</b> con lo strumento <b>Conversione CSV</b> della QIASymphony Management Console.</p>
Il contenuto del file generato dal sistema è errato.	<p>Verificare che lo svolgimento sia corretto.</p> <p>Verificare che non si verifichino errori durante il processo.</p>

### Errori riguardanti le liste di lavoro

Errore	Commenti e suggerimenti
Impossibile trovare la lista di lavoro.	<p>Verificare che la lista di lavoro corretta sia stato trasferita agli strumenti QIASymphony SP/AS prima di avviare la definizione del test.</p> <p>Verificare che la lista di lavoro sia stato convertita nel formato <b>*.xml</b> con lo strumento <b>Conversione CSV</b> della QIASymphony Management Console.</p> <p>Se si utilizza il QIASymphony AS, verificare che la lista di lavoro non sia scaduta. Premere <b>Liste di test</b> e controllare se sono elencati il o i Set di Parametri del Test necessari. Se sono elencati il o i Set di Parametri del Test necessari, la lista di lavoro è probabilmente scaduta.</p>
L'elenco dei test non mostra il previsto Set di Parametri del Test.	<p>Verificare che la lista di lavoro non sia scaduta. Premere <b>Liste di test</b> e controllare se sono elencati il o i Set di Parametri del Test necessari. Se sono elencati il o i Set di Parametri del Test necessari, la lista di lavoro è probabilmente scaduta.</p> <p>Verificare che il/i Set di Parametri del Test e i file di Definizione del Test definiti nella lista di lavoro siano stati trasferiti agli strumenti QIASymphony SP/AS prima di avviare la definizione del test.</p> <p>Verificare che il nome e l'ID univoco del Set di Parametri del Test definiti nella lista di lavoro siano identici al nome e all'ID univoco definiti nel Set di Parametri del Test.</p>

### Errori riguardanti il Set di Parametri del Test e il Set di Controllo del Test

Errore	Commenti e suggerimenti
Checksum non valida.	<p>Verificare che il Set di Parametri del Test/Set di Controllo del Test sia stato creato con la QIASymphony Management Console.</p>

### Errori riguardanti la plasticherie

Errore	Commenti e suggerimenti
La plastichiera non è visibile nelle schermate <b>Assay Setup   Rack per campioni</b> e <b>Assay Setup   Rack per test</b> .	<p>Controllare il menu <b>Browser plastichiera</b> (consultare la sezione 3.16 del <i>QIASymphony SP/AS User Manual — Operating the QIASymphony SP</i> e la sezione 3.8 del <i>QIASymphony SP/AS User Manual — Operating the QIASymphony AS</i>).</p> <p>Verificare che il file della plastichiera sia stato trasferito nella cartella <b>Plastichiera AS</b>.</p> <p>Verificare che il file della plastichiera sia stato salvato nella cartella corretta sulla penna USB (<b>dati/Plastichiera/AS</b>).</p> <p>Verificare che il file della plastichiera sia stato trasferito agli strumenti QIASymphony SP/AS prima di avviare la definizione del test.</p> <p>Controllare tutte le categorie di plastichiera elencate.</p>

### Errori riguardanti il file dei termociclatori

Errore	Commenti e suggerimenti
Il file dei termociclatori non è stato creato oppure non è quello corretto per il termociclatore.	<p>Gli strumenti QIASymphony SP/AS creano automaticamente un file dei termociclatori al termine del processo di un test. Il formato del file dei termociclatori dipende dal tipo di rack per test.</p> <p>Verificare che nel Set di Parametri del Test sia definito il formato corretto del file dei termociclatori relativo al/ai rack per test. Se necessario, modificare il formato del file dei termociclatori nel Set di Parametri del test con lo strumento di editor <b>Definizione processo</b> della QIASymphony Management Console.</p> <p>Se il formato del/i rack del test necessario per un determinato formato del file dei termociclatori non è disponibile nella QIASymphony Management Console, verificare che i rack per test disponibili siano stati aggiornati nella QIASymphony Management Console. Consultare il <i>QIASymphony Management Console User Manual</i> per maggiori informazioni su come procedere.</p> <p>Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.</p>

### Errori riguardanti il file dei risultati AS

Errore	Commenti e suggerimenti
Il file finale dei risultati non è stato creato. / È visibile esclusivamente un file dei risultati preliminare.	<p>Gli strumenti QIASymphony SP/AS creano un file dei risultati preliminare all'avvio del processo di un test. Il file finale dei risultati viene creato premendo <b>Rimuovi</b> al termine del processo di un test.</p> <p>Se si utilizza il trasferimento automatico, verificare nella rispettiva cartella che sia presente la stampante corretta.</p> <p>Verificare che il test sia stato rimosso prima di provare a scaricare il file dei risultati.</p> <p>Verificare che si stiano cercando i file dei risultati QIASymphony SP o i file dei risultati QIASymphony AS nella cartella corretta. La cartella corretta è <b>registro/Risultati/SP</b> o <b>registro/Risultati/AS</b>.</p>
Stato dei campioni.	<p>Se si verificano errori/problemi durante il processo di un test, è possibile che sia interessato lo stato dei campioni.</p> <p>Se i campioni sono stati processati correttamente, lo stato dei campioni è "valido". Se il batch è stato messo in pausa, i campioni saranno "equivoci" e se, ad esempio, si verificano problemi di raffreddamento durante un processo, lo stato dei campioni potrebbe essere "equivoco". Se si verificano problemi durante il trasferimento della miscela master o dei campioni, lo stato dei campioni è "non valido".</p> <p>Se viene utilizzato un file dei rack del QIASymphony SP sullo strumento QIASymphony AS, lo stato dei campioni verrà modificato solo se si verificano errori/problemi durante il processo del test. Se lo stato dei campioni viene modificato, il motivo di tale modifica verrà registrato nel file dei risultati del QIASymphony AS. Il messaggio, l'ID del messaggio e lo stato dei campioni sono elencati nella sezione <b>Informazioni dettagliate sul processo</b> del file dei risultati del QIASymphony AS.</p>

### Errori riguardanti il file delle informazioni di caricamento

Errore	Commenti e suggerimenti
--------	-------------------------

Errore	Commenti e suggerimenti
Il file delle informazioni di caricamento non è stato creato.	<p>Un file delle informazioni di caricamento deve essere generato dopo aver premuto <b>Accoda</b>.</p> <p>Verificare che si sta cercando il file delle informazioni di caricamento nella cartella corretta. La cartella corretta è <b>\log&gt;LoadingInformation</b>.</p> <p>Se si utilizza lo strumento di trasferimento automatico dei file della QIASymphony Management Console, verificare che sia elencata la stampante corretta nella corrispondente configurazione.</p>

### Errori riguardanti il file di registro

Errore	Commenti e suggerimenti
Problemi generali di trasferimento.	<p>Verificare che gli strumenti QIASymphony SP/AS siano collegati alla rete quando si utilizza la QIASymphony Management Console per il trasferimento dei file.</p> <p>Verificare che la penna USB sia correttamente inserita e che il piccolo LED sulla penna USB sia acceso.</p>

### 13.5.3 Errori riguardanti i puntali di scarto

Errore	Commenti e suggerimenti
I puntali sono accatastati nello scivolo dei puntali.	Verificare che il sacchetto per lo smaltimento dei puntali sia vuoto e che non sia bloccato fra il cassetto e il banco di lavoro.
I puntali sono fuoriusciti in laboratorio.	Verificare che il sacchetto per lo smaltimento dei puntali sia correttamente attaccato al relativo supporto.

### 13.5.4 Errori riguardanti la manutenzione

Errore	Commenti e suggerimenti
Interruzione di un protocollo di manutenzione.	Non è possibile interrompere un protocollo di manutenzione dopo che è iniziato.
Coperchio aperto.	Durante alcuni protocolli di manutenzione il coperchio potrebbe essere aperto. Verificare che, successivamente, il coperchio venga chiuso.
Detergenti errati.	Utilizzare esclusivamente i detergenti raccomandati. L'uso di detergenti non raccomandati può causare danni agli strumenti QIASymphony SP/AS.

### 13.5.5 Errori riguardanti il menu **Configurazione**

Errore	Commenti e suggerimenti
L'adattatore per AS non è visualizzato nella finestra di dialogo di configurazione.	Verificare di aver trasferito il/i file degli adattatori nella cartella <b>Plasticheria AS</b> .

## 13.6 Errori riguardanti lo strumento QIASymphony SP senza codici d'errore

### 13.6.1 Cassetto "Eluati"

Errore	Commenti e suggerimenti
I puntali con filtro sono piegati o deformati dopo il trasferimento dell'eluato.	Accertarsi di definire il tipo corretto di rack per eluizione nel corrispondente slot di eluizione. Verificare che il rack per eluizione sia correttamente posizionato nello slot di eluizione. Utilizzare esclusivamente rack per eluizione compatibili con l'adattatore specificato.
La scansione di inventario del cassetto "Eluati" rileva un rack per eluizione nello "Slot di eluizione X" sebbene non sia stato inserito qui alcun rack per eluizione.	Se c'è un adattatore nello slot di eluizione, accertarsi di rimuoverlo. Non esporre lo strumento alla luce solare diretta (consultare la sezione 4.2 del <i>QIASymphony SP/AS User Manual — General Description</i> ). Verificare che i codici a barre del cassetto possano essere letti facilmente. Se l'errore persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.
Il codice a barre dello slot di eluizione/rack per eluizione non è leggibile dallo scanner dei codici a barre portatile.	Verificare che lo scanner dei codici a barre portatile sia correttamente collegato al QIASymphony SP. Provare a leggere altri codici a barre con lo scanner. Verificare che tutti i codici a barre possano essere letti facilmente. Definire lo slot di eluizione/rack per eluizione inserendo manualmente le informazioni nel touch screen.
I puntali/canali sono posizionati in modo errato nello slot di eluizione durante la fase di eluizione.	Verificare che il rack per eluizione venga posizionato nello slot di eluizione orientato in modo corretto. Accertarsi di aver inserito e definito la stessa provetta per campioni. Utilizzare esclusivamente provette/rack per campioni compatibili. Per maggiori informazioni sulle provette e sui rack, consultare il sito <a href="http://www.qiagen.com/goto/QIASymphony">www.qiagen.com/goto/QIASymphony</a> . Se l'errore persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.
Impossibile aprire il cassetto "Eluati".	Il cassetto "Eluati" è bloccato durante il trasferimento degli eluati. Dopo il trasferimento degli eluati nel rack per eluizione, il sistema sblocca il cassetto "Eluati". Se il cassetto "Eluati" non si apre dopo il trasferimento degli eluati, aprire il menu <b>Manutenzione</b> e premere il pulsante <b>Cassetti</b> sotto <b>Sblocca</b> . Se l'errore persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.
Impossibile definire un rack per eluizione.	Aprire il cassetto "Eluati" e lasciare il cassetto aperto mentre si definisce un rack per eluizione.
Il cassetto "Eluati" è stato aperto durante l'esecuzione di una scansione di inventario e non è possibile uscire dalla schermata <b>Rack per eluizione</b> .	La scansione del cassetto "Eluati" è in coda e verrà eseguita non appena è terminata la scansione di inventario.
Gli eluati non sono nel corrispondente rack per eluizione come descritto nel file dei risultati	Attendere la fine del protocollo. Accertarsi di aver configurato il rack per eluizione con il pozzetto A1 nell'angolo in alto a sinistra.
Dopo aver chiuso il cassetto "Eluati", le informazioni sul rack per eluizione inserite dall'utente non sono state salvate dal sistema e appare un messaggio d'errore dopo l'esecuzione della scansione d'inventario.	Dopo aver inserito le informazioni sul rack per eluizione, premere il pulsante "Aggiungi" prima di chiudere il cassetto, affinché le modifiche alle informazioni vengano salvate.

Errore	Commenti e suggerimenti
Dopo avere avviato e chiuso la finestra di dialogo <b>Cassetto Eluati</b> senza modifiche, si avvia la scansione di inventario del cassetto "Eluati".	Questa procedura è corretta se si apre e chiude il coperchio e poi si preme <b>No, nessuna modifica eseguita</b> nella finestra di dialogo del messaggio visualizzata. In seguito sarà eseguita una scansione completa uscendo dalla finestra di dialogo <b>Cassetto Eluati</b> senza modifiche.

### 13.6.2 Cassetto "Campione"

Errore	Commenti e suggerimenti
I blocchi del portacampioni non si sbloccano e/o il lettore dei codici a barre non avanza.	Verificare che il QIASymphony SP sia acceso e che i LED nel cassetto "Campione" siano accesi (luce verde). Accertarsi che tutti i portaprovette/portapiastre siano stati inseriti con i codici a barre orientati a sinistra. Spostare il portapiastre/portaprovette fino alla linea di arresto e attendere. Verificare che tutti i codici a barre vengano letti. Se tale operazione non risolve il problema, riavviare gli strumenti QIASymphony SP/AS. Se l'errore persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.
Il portaprovette/portapiastre è bloccato in posizione e non può essere rimosso.	Aprire il menu <b>Manutenzione SP</b> e premere il pulsante <b>Portacampioni</b> sotto <b>Sblocca</b> .
Il portaprovette/portapiastre non è stato riconosciuto durante il caricamento.	Rimuovere il portaprovette/portapiastre e caricarlo di nuovo nel QIASymphony SP. Far scorrere uniformemente il portapiastre/portaprovette nel cassetto "Campione". Accertarsi che tutti i codici a barre siano orientati a sinistra e che vengano letti. Se si stanno utilizzando codici a barre dei campioni doppi, non posizionarli gli uni accanto agli altri nel portacampioni. In questo caso posizionare codici a barre dei campioni diversi fra i codici identici. Se l'errore persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.
I codici a barre dei campioni non vengono letti correttamente.	Utilizzare esclusivamente codici a barre compatibili. Per maggiori informazioni sui codici a barre compatibili, consultare l'Appendice A del <i>QIASymphony SP/AS User Manual — General Description</i> . Accertarsi che i codici a barre possano essere letti facilmente e che siano orientati a sinistra. Accertarsi di aver posizionato il codice a barre ad un'altezza corretta nel rack. Verificare che il codice a barre sia visibile attraverso l'apertura del portaprovette e posizionare il codice a barre all'altezza dei codici a barre del portapiastre.
I campioni sono stati fisicamente rimossi dal sistema, ma non è possibile scaricare un file dei risultati.	Le informazioni sui campioni vengono tenute in memoria finché il rack per eluizione non viene rimosso dall'inventario o finché il sistema non viene spento. Alcune informazioni sui campioni che sono stati rimossi, ma che sono ancora salvati nell'inventario, vengono visualizzate nella scheda <b>Visualizzazione campioni</b> della schermata <b>Preparazione dei campioni</b> . Per scaricare un file dei risultati contenente informazioni dettagliate sui campioni, rimuovere il corrispondente rack per eluizione dall'inventario.

### 13.6.3 Cassetto "Materiali di scarto"

Errore	Commenti e suggerimenti
Liquido nel cassetto "Materiali di scarto".	Verificare che il coperchio del contenitore per i residui liquidi sia stato rimosso. Accertarsi di aver inserito il contenitore per i residui liquidi con l'orientamento corretto. Nel caso in cui il liquido del contenitore per i residui liquidi sia fuoriuscito, contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.
Impossibile aprire il cassetto "Materiali di scarto".	Il cassetto "Materiali di scarto" è bloccato durante un processo e durante la scansione di inventario. Se il cassetto non si apre al termine del protocollo, aprire il menu <b>Manutenzione SP</b> e selezionare <b>Cassetti</b> sotto <b>Sblocca</b> . Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.

Errore	Commenti e suggerimenti
Impossibile chiudere il cassetto "Materiali di scarto".	Accertarsi di aver posizionato il contenitore per i residui liquidi nel cassetto "Materiali di scarto" sul lato destro dello stesso. Rimuovere il coperchio del contenitore per i residui liquidi prima di collocarlo nel cassetto "Materiali di scarto".

### 13.6.4 Cassetto "Reagenti e materiali di consumo"

Errore	Commenti e suggerimenti
Impossibile aprire il cassetto "Reagenti e materiali di consumo"	<p>Il cassetto "Reagenti e materiali di consumo" è bloccato durante un processo e durante la scansione di inventario.</p> <p>Se il cassetto non si apre ancora dopo che è terminato il protocollo, aprire il menu <b>Manutenzione SP</b> e selezionare <b>Cassetti</b> sotto <b>Sblocca</b>.</p> <p>Accertarsi che sia le unità perforanti che le cartucce reagenti siano state spostate in basso. In caso contrario, aprire il menu <b>Manutenzione SP</b> e selezionare <b>Unità perforante 1/2 giù</b> sotto <b>Muovi</b>.</p> <p>Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.</p> <p><b>Nota:</b> Non forzare l'apertura del cassetto.</p>
Impossibile collocare la cartuccia reagenti nel cassetto "Reagenti e materiali di consumo".	Verificare che nel cassetto "Reagenti e materiali di consumo" siano presenti gli inserti corretti per la cartuccia reagenti e che la cartuccia reagenti sia inserita con l'orientamento corretto.

### 13.6.5 Errori che possono verificarsi all'avvio di un processo/una processazione di un batch

Errore	Commenti e suggerimenti
Il pulsante "Processo" non è attivo.	Verificare che il portaprovette/portapiastre sia stato caricato e che lo stato del batch sia <b>IN CODA</b> .
Uno o più batch non possono essere messi in coda.	<p>Il sistema ha rilevato 2 o più campioni con lo stesso ID del campione. Accertarsi che l'ID del campione sia univoco.</p> <p>L'ID del campione non ha potuto essere letto durante il caricamento del portaprovette/portapiastre. Rimuovere il portapiastre/portaprovette e ricaricarlo più lentamente. Verificare che tutti i codici a barre siano orientati a sinistra e siano ben leggibili.</p>
I campioni nel portaprovette non vengono rilevati dal sistema sebbene siano stati caricati.	<p>Il codice a barre del portaprovette non ha potuto essere letto correttamente dal sistema.</p> <p>Rimuovere il portaprovette e reinserirlo più lentamente. Si rammenta di mettere in pausa alla linea di arresto.</p>
Nella schermata "Campione" vengono visualizzati ID campione errati.	<p>Se sono inseriti due o più portaprovette:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  Rimuovere tutti i portaprovette.</li> <li>  Inserire un portaprovette e attendere che la telecamera per codici a barre sia tornata in posizione iniziale e che il batch corrispondente abbia cambiato stato.</li> <li>  Inserire i restanti portaprovette nello stesso modo.</li> <li>  Prima di inserire un nuovo portaprovette, attendere che il batch corrispondente abbia cambiato stato.</li> </ul>
Il processo non può essere avviato perché deve essere eseguita una scansione di inventario.	<p>Prima che l'utente possa avviare un processo, occorre eseguire una scansione di inventario di ciascun cassetto, ad eccezione del cassetto "Campione". Aprire e chiudere i cassettei per avviare la scansione di inventario.</p> <p>Se è già stata eseguita una scansione di inventario, non aprire il coperchio dello strumento prima di avviare il processo. Se si apre il coperchio dopo l'esecuzione di una scansione di inventario, la scansione dovrà essere eseguita di nuovo.</p>

### 13.6.6 Errori riguardanti il protocollo

Errore	Commenti e suggerimenti
Il Set di Controllo del Test non è visualizzato.	Verificare che il Set di Controllo del Test sia stato trasferito al QIASymphony SP. Controllare tutte le categorie nell'elenco <b>Set di controllo del test</b> .  Se si è verificato un problema durante il trasferimento del Set di Controllo del Test dalla penna USB al QIASymphony SP; consultare le sezioni 13.5.1 e 13.5.2.

### 13.6.7 Errori che possono verificarsi durante il funzionamento del QIASymphony SP

Errore	Commenti e suggerimenti
Uno o più canali hanno registrato un errore del movimento della trasmissione "Z-drive".	Accertarsi di aver inserito e definito la stessa provetta/piastra. Utilizzare esclusivamente provette/rack compatibili. Per maggiori informazioni, visitare il sito <a href="http://www.qiagen.com/goto/QIASymphony">www.qiagen.com/goto/QIASymphony</a> .  Verificare che le provette/piastre siano state correttamente inserite nel portaprovette/adattatore. Utilizzare una provetta o un rack di adeguate dimensioni per il volume.  Se i puntali con filtro sono ancora attaccati agli adattatori per puntali, aprire il menu <b>Manutenzione SP</b> e selezionare <b>Cleanup</b> sotto <b>Cleanup</b> . Selezionare l'opzione <b>Guasto rilevato</b> della procedura di cleanup.  Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.  <b>Importante:</b> Dopo la corretta procedura di cleanup, è necessario svuotare tutte le posizioni degli slot nei cassettei "Campione" e "Eluati" e riavviare lo strumento. A questo punto è possibile avviare nuovi processi.
Il campione non viene rilevato dal sistema e viene contrassegnato come "non valido".	Verificare che i campioni non contengano schiuma. Accertarsi di utilizzare almeno il volume di campione minimo necessario per il protocollo. Per maggiori informazioni consultare il manuale del kit QIASymphony in uso.  Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.
Non accade nulla premendo il pulsante <b>Cleanup</b> nel menu <b>Manutenzione SP</b> .	Controllare che il coperchio dello strumento e tutti i cassettei siano chiusi.
Il timer di lisi ha superato il limite di tempo.	La durata di lisi del batch di campioni è stata superata. Non mettere in pausa il processo durante la fase di lisi.  <b>Nota:</b> Se, dopo l'avvio del processo, viene eseguita un'altra scansione di inventario del cassetto "Eluati", è possibile che i campioni vengano contrassegnati come "equivoci".

### 13.6.8 Interruzione del protocollo

Errore	Commenti e suggerimenti
Il sistema è stato messo in pausa a causa di una quantità di materiali di consumo troppo scarsa nel cassetto "Reagenti e materiali di consumo".	Aprire il cassetto "Reagenti e materiali di consumo" e aggiungere i materiali mancanti. Chiudere il cassetto ed eseguire una scansione di inventario.  <b>Nota:</b> I campioni saranno contrassegnati come "equivoci".  <b>Nota:</b> Se uno o più adattatori non possono afferrare i puntali con filtro, contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.
La scansione di inventario del cassetto "Eluati" si avvia sebbene un batch sia in corso di processazione.	Ogni volta che il cassetto "Eluati" viene aperto e chiuso, deve essere eseguita una scansione di inventario. Durante la scansione il batch /processo viene messo in pausa e di conseguenza i campioni vengono contrassegnati come "equivoci". Il batch continua dopo che la scansione di inventario è terminata. Al termine di una corretta scansione del cassetto "Eluati", l'utente deve premere <b>Chiudi</b> per continuare.  <b>Nota:</b> Tutti cassettei, ad eccezione del cassetto "Eluati", sono sbloccati durante una scansione di inventario del cassetto "Eluati".



Errore	Commenti e suggerimenti
Il protocollo è stato interrotto o bloccato dal sistema a causa di un errore.	<p>Il piano di lavoro deve essere pulito. Aprire il menu <b>Manutenzione SP</b> e selezionare <b>Cleanup</b> sotto <b>Cleanup</b>. Selezionare l'opzione <b>Guasto rilevato</b> della procedura di cleanup. Consultare la sezione 2.23.1 del <i>QIASymphony SP/AS User Manual — Operating the QIASymphony SP</i>.</p> <p><b>Importante:</b> Dopo la corretta procedura di cleanup, è necessario svuotare tutte le posizioni degli slot nei cassettei "Campione" e "Eluati" e riavviare lo strumento. A questo punto è possibile avviare nuovi processi.</p>
Il sistema si è arrestato perché un coperchio per 8 barre o una cartuccia per la preparazione dei campioni non ha potuto essere sbloccato/a dalla pinza robotica.	<p>Non inizializzare gli strumenti QIASymphony SP/AS.</p> <p>Spegnere gli strumenti QIASymphony SP/AS e provare a rimuovere manualmente il coperchio per 8 barre o la cartuccia per la preparazione dei campioni dal QIASymphony SP. Se non riesce una rimozione manuale, contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.</p>

### 13.6.9 Errori riguardanti la scansione di inventario

Errore	Commenti e suggerimenti
Il box unitario non viene riconosciuto durante la scansione di inventario del cassetto "Materiali di scarto".	<p>Verificare che il coperchio del box unitario sia stato rimosso. Se l'errore persiste, provare ad utilizzare un altro box unitario.</p> <p>Se questa operazione non risolve l'errore, contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.</p>
I materiali nel cassetto "Materiali di scarto" non vengono rilevati.	<p>Accertarsi che venga eseguita una scansione di inventario del cassetto "Materiali di scarto" dopo la chiusura del cassetto.</p> <p>Riposizionare i box unitari ed eseguire di nuovo la scansione di inventario.</p> <p>Se il problema persiste o si verifica di frequente, contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.</p>
I rack per puntali sono stati caricati, ma non vengono rilevati.	<p>Accertarsi di aver caricato correttamente i rack per puntali.</p>
I materiali di consumo in un box unitario non vengono riconosciuti.	<p>Verificare che il coperchio del box unitario sia stato rimosso. Collocare il box unitario in una diversa apertura ed eseguire un'altra scansione di inventario.</p> <p><b>Nota:</b> Non ricaricare i box unitari parzialmente usati.</p> <p>Se questa operazione non risolve l'errore, contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.</p>
Uno o più tamponi non sono stati riconosciuti.	<p>Accertarsi che le strisce sigillanti riutilizzabili siano state rimosse dai recipienti della cartuccia reagenti.</p> <p>Se l'errore persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.</p>
Il flacone del tampone non è stato rilevato.	<p>Controllare che il coperchio del flacone del tampone sia stato rimosso.</p> <p>Se l'errore persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.</p>
Il recipiente accessorio non è stato rilevato.	<p>Posizionare il recipiente accessorio negli slot dei rack per puntali 5 e 12.</p> <p>Se l'errore persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.</p>
Controllo del volume del flacone del tampone non superato.	<p>Accertarsi che il flacone contenga un sufficiente volume di tampone.</p> <p>Se l'errore persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.</p>
Controllo del volume del recipiente accessorio non superato.	<p>Accertarsi che il recipiente accessorio contenga un sufficiente volume di etanolo. Per maggiori informazioni consultare il manuale del kit QIASymphony in uso.</p> <p>Eseguire un'altra scansione di inventario del cassetto "Reagenti e materiali di consumo".</p> <p>Se l'errore persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.</p>

Errore	Commenti e suggerimenti
La cartuccia reagenti non è stata aperta automaticamente dal sistema.	Se la scansione di inventario rileva una cartuccia reagenti integra, la cartuccia reagenti verrà aperta automaticamente prima del primo utilizzo in un protocollo. <b>Nota:</b> Accertarsi che un coperchio perforante sia stato posizionato sulla cartuccia reagenti.
La scansione di inventario non si avvia.	Chiudere il coperchio e tutti i cassettei e accertarsi di premere <b>SI</b> nel messaggio apparso. Controllare che il cassetto sia chiuso correttamente. Verificare che lo strumento sia acceso.
Un'altra scansione di inventario è stata richiesta dall'utente mentre una scansione di inventario era già in corso.	La scansione di inventario è stata messa in coda e verrà avviata non appena è terminata la scansione di inventario corrente.

## 13.7 Errori riguardanti lo strumento QIASymphony AS senza codici d'errore

### 13.7.1 Errori riguardanti la definizione del test

Errore	Commenti e suggerimenti
Contenuto errato del file dei rack.	Verificare che il contenuto del file dei rack selezionato sia corretto. Se il contenuto non è corretto, può essere modificato utilizzando il touch screen oppure la QIASymphony Management Console.
Tipo di rack errato.	Se possibile, tornare alla schermata <b>Rack per campioni</b> e modificare il tipo di rack. Se ciò non è possibile, premere <b>Annulla</b> e riavviare il processo di definizione del test. Se si sta utilizzando un file dei rack, accertarsi che sia selezionato il file dei rack corretto.
Informazione di volume errata per il rack per eluizione.	Se il volume dei campioni effettivamente disponibile è superiore al volume definito nella schermata <b>Layout del rack per campioni</b> , possono verificarsi fuoriuscite durante l'aspirazione. Se il volume dei campioni effettivamente disponibile è inferiore al volume definito nella schermata <b>Layout del rack per campioni</b> , è possibile che manchino determinati segnali.
Il campione non può essere assegnato ad un APS.	I campioni con lo stato "non valido" non possono essere processati sul QIASymphony AS, pertanto non possono essere selezionati durante la definizione del test. Accertarsi che il campione da selezionare non sia "non valido".
L'elenco dei test non mostra il previsto Set di Parametri del Test.	Verificare che il/i Set di Parametri del Test necessario/i e i file di Definizione del Test siano stati trasferiti agli strumenti QIASymphony SP/AS prima di avviare la definizione del test. Controllare tutte le categorie nell'elenco <b>Test disponibili</b> per i previsti Set di Parametri del Test. Controllare che il Set di Parametri del Test previsto sia configurato per l'uso nella modalità indipendente o integrata. Nella schermata <b>Assay Setup/Selezione dei test</b> , se si sta utilizzando una lista di lavoro, commutare fra la modalità <b>Liste di test</b> e <b>Liste di lavoro</b> e controllare tutte le categorie nell'elenco <b>Test disponibili</b> per i previsti Set di Parametri del Test. <b>Nota:</b> Si applica soltanto nella modalità <b>Indipendente</b> .

### 13.7.2 Errori riguardanti la scansione di inventario

Errore	Commenti e suggerimenti
--------	-------------------------

Errore	Commenti e suggerimenti
La scansione di inventario dei cassettei rileva un adattatore nello "slot X" sebbene non vi sia stato collocato alcun adattatore.	Non esporre gli strumenti QIASymphony SP/AS alla luce solare diretta (consultare la sezione 4.2 del <i>QIASymphony SP/AS User Manual — General Description</i> ). Verificare che i codici a barre del cassetto siano puliti e possano essere letti facilmente. Se l'errore persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.
Il codice a barre di un rack per eluizione o per test non è leggibile dallo scanner dei codici a barre portatile.	Verificare che lo scanner dei codici a barre portatile sia correttamente collegato agli strumenti QIASymphony SP/AS. Provare a leggere altri codici a barre con lo scanner. Verificare che tutti i codici a barre possano essere letti facilmente. Controllare che il formato dei codici a barre possa essere letto dallo scanner dei codici a barre portatile. Per un elenco dei tipi di codici a barre compatibili, vedere l'Appendice A del <i>QIASymphony SP/AS User Manual — General Description</i> . Definire lo slot di eluizione/il rack per eluizione utilizzando il touch screen.
Codice a barre dell'adattatore non leggibile.	Non esporre gli strumenti QIASymphony SP/AS alla luce solare diretta (consultare la sezione 4.2 del <i>QIASymphony SP/AS User Manual — General Description</i> ). Verificare che i codici a barre del cassetto siano puliti e possano essere letti facilmente.
Il processo non può essere avviato perché deve essere eseguita una scansione di inventario.	Prima di avviare il processo del test occorre eseguire con successo una scansione di inventario di ogni cassetto. Aprire e poi chiudere tutti i cassettei per avviare la scansione di inventario. Se è già stata eseguita una scansione di inventario, non aprire il coperchio prima di avviare il processo del test. Aprendo il coperchio dopo l'esecuzione di una scansione di inventario, la scansione dovrà essere eseguita di nuovo.
Scivolo dei puntali non rilevato.	Verificare che lo scivolo dei puntali sia correttamente installato sul QIASymphony AS. Non esporre gli strumenti QIASymphony SP/AS alla luce solare diretta (consultare la sezione 4.2 del <i>QIASymphony SP/AS User Manual — General Description</i> ).
I rack per puntali sono stati caricati, ma non vengono rilevati.	Verificare che i rack per puntali siano stati correttamente caricati. Consigliamo di caricare esclusivamente rack per puntali pieni.
La scansione di inventario non si avvia.	Controllare che il coperchio dello strumento e tutti i cassettei siano chiusi correttamente. Premere <b>SI</b> nel messaggio apparso.
Un'altra scansione di inventario è stata richiesta dall'utente mentre una scansione di inventario era già in corso.	La scansione di inventario è stata messa in coda e verrà avviata non appena è terminata la scansione di inventario corrente.

### 13.7.3 Errori che si verificano durante un test

#### **Problemi con la plasticheira o fuoriuscite di liquido**

Errore	Commenti e suggerimenti
Provetta per reagenti errata collocata nell'adattatore.	Potrebbero verificarsi problemi di posizionamento dei puntali. Ciò potrebbe causare il pipettaggio di volumi errati e problemi durante il processo del test e l'analisi dei dati. Inoltre, il puntale potrebbe urtare contro la provetta/piastra e causare danni al QIASymphony AS.
Il posizionamento in direzione xy cambia.	Verificare che il banco di lavoro sul quale sono collocati gli strumenti QIASymphony SP/AS soddisfi i requisiti (consultare la sezione 4.2 del <i>QIASymphony SP/AS User Manual — General Description</i> ). Consigliamo di posizionare il QIASymphony Cabinet SP/AS per il corretto posizionamento degli strumenti QIASymphony SP/AS. Accertarsi che i cassettei siano chiusi correttamente.
Liquidi nell'adattatore.	Accertarsi che tutti i materiali di consumo siano collocati nelle corrette posizioni sul piano di lavoro. La scansione di inventario non controlla se le provette/piastre corrette sono state collocate nei corrispondenti adattatori.

Errore	Commenti e suggerimenti
Condensa sul piano di lavoro.	In base all'ambiente presente in laboratorio, è possibile che si formi condensa sul piano di lavoro. Eliminare la condensa secondo le procedure di manutenzione quotidiane; consultare la sezione 9.2 del <i>QIASymphony SP/AS User Manual — General Description</i> .
I puntali con filtro sono piegati o deformati dopo il trasferimento del liquido.	Accertarsi che sia stato definito il tipo di rack corretto nello slot corretto. Accertarsi che il rack sia posizionato correttamente sull'adattatore. Utilizzare esclusivamente i tipi di rack compatibili con l'adattatore definito.

### Interruzione del processo del test

Errore	Commenti e suggerimenti
Lo stato dell'inventario durante il processo non è corretto.	Verificare che venga eseguita una scansione di inventario su ogni cassetto se è stato modificato qualcosa sul piano di lavoro.
Il protocollo è stato interrotto o arrestato dal sistema a causa di un errore.	Rimuovere i materiali di consumo dal piano di lavoro. Se necessario, consultare la sezione 2.13 del <i>QIASymphony SP/AS User Manual — Operating the QIASymphony AS</i> per maggiori informazioni sulla ripresa del protocollo e sul completamento manuale del setup del test. La durata di arresto/interruzione di un protocollo può essere definita in alcuni protocolli. Qualsiasi arresto, pausa o interruzione di un protocollo determinerà la marcatura dei campioni come "equivoci".
Puntali mancanti.	Se è disponibile una quantità insufficiente di puntali, ricaricare i puntali sul piano di lavoro. Se i puntali disponibili sono sufficienti e l'errore persiste, cambiare la posizione del rack per puntali. È possibile che la testa di pipettaggio non riesca a raggiungere i puntali.
Quantità di liquido trovata insufficiente.	Accertarsi che vengano predisposti il volume corretto e le piastre/provette e gli adattatori specificati nella definizione del test. Verificare che non ci siano bolle d'aria sulla superficie del liquido. Aggiungere altro liquido.

## 13.7.4 Errori riguardanti l'analisi dei dati

### Segnale errato o mancante per gli standard del test e i controlli del test (ad es. controllo interno)

Errore	Commenti e suggerimenti
Provetta per reagenti errata collocata nell'adattatore.	Se la forma di una provetta differisce leggermente dal tipo di provetta necessaria, possono verificarsi problemi durante l'aspirazione. Ad esempio, può essere trasferito un volume inferiore a quello previsto.
Nessuna provetta collocata in una posizione sul portareagenti.	Se il volume necessario supera il limite di rilevamento del livello del liquido, appare il messaggio "liquido insufficiente". Se il volume necessario è inferiore al limite di rilevamento del livello del liquido, il QIASymphony AS non riconosce una provetta mancante o il livello del liquido e continua con il processo del test.
Liquidi congelati o provette chiuse.	Accertarsi che i coperchi siano stati rimossi da tutte le provette e che i liquidi si siano stati completamente scongelati.
Scambio delle provette per reagenti e standard del test.	Se il volume è inferiore a quello previsto, appare un messaggio indicante che la quantità di liquido disponibile è insufficiente. Verificare che le provette per reagenti e standard del test siano state posizionate correttamente. Se il volume è superiore a quello previsto oppure è inferiore al limite di rilevamento del livello del liquido e il processo del test continua comunque, ciò può comportare la mancanza di segnali.

Errore	Commenti e suggerimenti
Bolle d'aria o schiuma nel liquido.	È stata aspirata aria, forse a causa di bolle sulla superficie del liquido. Ciò può comportare la mancanza di segnali. Verificare sempre che non ci siano bolle d'aria sulla superficie del liquido. Per eliminare le bolle d'aria, centrifugare le provette.

### Segnale dei campioni mancante

Errore	Commenti e suggerimenti
Evaporazione.	Se gli eluati/i test vengono lasciati riposare a lungo sugli strumenti QIASymphony SP/AS dopo il termine del processo, può verificarsi evaporazione. Accertarsi che i rack per eluizione e i rack per test vengano immediatamente rimossi al termine del processo.
Informazioni sul volume errate.	Il volume dell'eluato definito nel file dei rack o sul touch screen è superiore a quello effettivo. È possibile che gli strumenti QIASymphony SP/AS non siano in grado di trasferire i corretti volumi dei campioni. Ciò può causare prestazioni ridotte.
Fluttuazioni nei volumi degli eluati.	Consigliamo di ispezionare visivamente il rack per test per accertare eventuali differenze nei volumi dei campioni. Marcate differenze di volume indicano che il volume effettivo dell'eluato differisce dal volume previsto e che è stata trasferita una quantità insufficiente di eluato al rack per test. Se il problema persiste, ridurre il volume dell'eluato.
Tipo di rack errato selezionato per il rack per eluizione o per test.	Verificare che sul piano di lavoro siano stati caricati i corretti adattatori e materiali di consumo, come definito per il processo corrente. L'utilizzo di materiali di consumo di altro tipo può causare danni agli strumenti QIASymphony SP/AS e problemi di pipettaggio.
Le reazioni non avvengono nella corrispondente posizione sul rack per test.	Verificare che il rack per test e il rack per eluizione siano stati configurati con il pozzetto A1 nell'angolo in alto a sinistra. Se si stanno utilizzando 2 rack per eluizione, verificare che i rack per eluizione nello slot 1 e 2 siano correttamente posizionati.
I puntali/canali sono posizionati in modo errato nello slot di eluizione durante la fase di eluizione.	Verificare che il rack per eluizione venga posizionato nello slot di eluizione con l'orientamento corretto. Verificare che siano state caricate le provette per campioni corrette, come definito nel processo. Utilizzare esclusivamente provette/rack per campioni compatibili con gli strumenti QIASymphony SP/AS. Per un elenco completo delle provette/dei rack per campioni compatibili, visitare il sito <a href="http://www.qiagen.com/goto/QIASymphony">www.qiagen.com/goto/QIASymphony</a> . Se l'errore persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.

## 13.8 Errori riguardanti il processo integrato senza codici d'errore

### 13.8.1 Cassetto "Eluati"

Errore	Commenti e suggerimenti
Impossibile aprire il cassetto "Eluati".	Il cassetto "Eluati" si blocca non appena si seleziona il pulsante "Definisci processo" in "Processo integrato/Panoramica" (consultare la sezione 2.4, "Defining an integrated run" del <i>QIASymphony SP/AS User Manual — Operating the QIASymphony AS</i> ). Il cassetto "Eluati" può essere aperto soltanto se nessun batch integrato è caricato o messo in coda nella schermata "Processo integrato/Panoramica". Per aprire il cassetto "Eluati", rimuovere "Batch integrato" in "Processo integrato/Panoramica" (consultare la sezione 2.16.1, "Unloading the worktable", del <i>QIASymphony SP/AS User Manual — Operating the QIASymphony AS</i> ).

## 13.8.2 Rimozione di un processo integrato

Errore	Commenti e suggerimenti
Impossibile rimuovere il batch integrato in "Processo integrato/Panoramica".	<p>Per rimuovere un batch integrato che non può essere rimosso nella schermata "Processo integrato/Panoramica" è necessario annullare manualmente la registrazione dell'assay setup dal sistema (ad es. se la preparazione dei campioni è terminata e il batch AS non può essere avviato a causa di un batch AS precedentemente interrotto).</p> <p>Per annullare manualmente la registrazione del batch AS dal processo integrato, rimuovere il batch AS selezionando la scheda "Assay Setup" e premere "Rimuovi" nella schermata "Panoramica" (consultare la sezione 2.9, "Removing assays after an AS run" del <i>QIASymphony SP/AS User Manual — Operating the QIASymphony AS</i>). Dopo avere rimosso il batch AS, tornare alla schermata "Processo integrato/Panoramica" e rimuovere il processo integrato premendo il pulsante "Batch integrato X" (consultare la sezione 2.16.1, "Unloading the worktable", del <i>QIASymphony SP/AS User Manual — Operating the QIASymphony AS</i>).</p> <p>Se l'errore persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.</p>

## 13.8.3 Manutenzione, assistenza e configurazione

Errore	Commenti e suggerimenti
Impossibile accedere alla manutenzione.	Rimuovere i batch integrati caricati per accedere al menu "Manutenzione".
Impossibile accedere all'assistenza.	Rimuovere i batch integrati caricati per accedere al menu "Assistenza".
Impossibile accedere alla configurazione.	Rimuovere la piastra per eluizione ed eseguire la scansione del cassetto "Eluati" vuoto.

## 14 Manutenzione

Nella tabella sotto riportata è indicato il personale preposto ai vari interventi di manutenzione per garantire prestazioni ottimali degli strumenti QIASymphony SP/AS.

Tipo di intervento	Frequenza	Personale
Manutenzione regolare	Al termine di ogni processo	Tecnici di laboratorio o personale equivalente
Manutenzione quotidiana	Al termine di ogni giornata, dopo la manutenzione regolare	Tecnici di laboratorio o personale equivalente
Manutenzione settimanale	Una volta alla settimana, dopo la manutenzione regolare e quotidiana	Tecnici di laboratorio o personale equivalente
Manutenzione preventiva annuale e assistenza	Una volta all'anno	Solo tecnici dell'assistenza in loco QIAGEN

<b>Importante</b>	Prima di iniziare qualsiasi intervento di manutenzione e assistenza, è necessario avere letto attentamente e compreso le informazioni di sicurezza. Prestare particolare attenzione alla sezione 2.9.
-------------------	---

### 14.1 Pulizia

<b>Importante</b>	In caso di versamenti di liquido sui piani di lavoro degli strumenti QIASymphony SP/AS, pulirli appena terminato il processo, nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza. Non fare asciugare il liquido sui piani di lavoro.
-------------------	---

#### 14.1.1.1 Detergenti

##### *Disinfettanti e detergenti per la pulizia*

- l Mikrozid® Liquid (Schülke & Mayr GmbH; [www.schuelke-mayr.com](http://www.schuelke-mayr.com)) — disinfettante a base di etanolo da nebulizzare sui componenti che sono stati rimossi dai piani di lavoro degli strumenti QIASymphony SP/AS
- l Mikrozid Wipes (Schülke & Mayr GmbH; [www.schuelke-mayr.com](http://www.schuelke-mayr.com)) — salviette imbevute di disinfettante a base di etanolo per pulire le superfici degli strumenti QIASymphony SP/AS
- l Mikrozid Sensitive Liquid (Schülke & Mayr GmbH; [www.schuelke-mayr.com](http://www.schuelke-mayr.com)) — disinfettante a base di sale di ammonio quaternario. È costituito da 0,26 g di composti di ammonio quaternario, benzil-C12-C16-alchilidimetil, cloruri; 0,26 g di didecildimetilammonio cloruro e

0,26 g di composti di ammonio quaternario, benzil-C12-C14-alchil[(etilfenil)metil]dimetil, cloruri ogni 100 g di Mikrozid Sensitive Liquid). Per superfici sensibili all'alcol.

#### **Rimozione della contaminazione da RNasi**

- I 5 PRIME RNaseKiller (5 PRIME, cat. n. 2500080) — per pulire superfici e componenti dei piani di lavoro ad immersione
- I 0,1 M NaOH — in alternativa a 5 PRIME RNaseKiller per la pulizia di superfici e componenti dei piani di lavoro a immersione.

#### **Rimozione della contaminazione da acido nucleico (DNA e RNA)**

DNA-ExitusPlus™ IF (AppliChem, cat. n. A7409,0100; variante priva di indicatori di DNA-ExitusPlus) — per la pulizia di superfici e componenti dei piani di lavoro ad immersione.

<b>Importante</b>	Non utilizzare alcol o disinfettanti a base di alcol per pulire i coperchi o i pannelli laterali degli strumenti QIASymphony SP/AS. L'esposizione dei coperchi e dei pannelli laterali degli strumenti QIASymphony SP/AS ad alcol o disinfettanti a base di alcol causa l'incrinatura delle superfici. Pulire i coperchi e i pannelli laterali degli strumenti QIASymphony SP/AS esclusivamente con acqua distillata o Mikrozid Sensitive Liquid.
-------------------	---

#### **Europa**

Gigasept® Instru AF (Schülke & Mayr GmbH; [www.schuelke-mayr.com](http://www.schuelke-mayr.com)) — È costituito da 14 g di diacetato di cocopropilene-diammina-guanidina, 35 g di fenossipropanolo e 2,5 g di benzalconio cloruro ogni 100 g di Gigasept Instru AF, con componenti anticorrosione, fragranze e 15–30% di surfattanti non ionici. Disinfettante per la pulizia a immersione dei componenti dei piani di lavoro.

#### **Stati Uniti**

DECON-QUAT® 100 (Veltek Associates, Inc.; [www.sterile.com](http://www.sterile.com)) — concentrato disinfettante a base di sale di ammonio quaternario. Contiene il 5% di alchilidimetilbenzilammonio cloruro e il 5% di alchilidimetiletilbenzilammonio cloruro. Per la pulizia a immersione dei componenti dei piani di lavoro.


<b>Importante</b>	Se si desidera utilizzare disinfettanti diversi da quelli consigliati, accertarsi che la loro composizione sia simile a quella sopra descritta. Un'alternativa idonea a Mikrozid Liquid è Incidin® Liquid (Ecolab; <a href="http://www.ecolab.com">www.ecolab.com</a> ).
-------------------	--

<b>Importante</b>	In caso di versamenti di solventi oppure di soluzioni saline, acide o alcaline sugli strumenti QIASymphony SP/AS, pulire immediatamente gli strumenti.
-------------------	--



<b>Importante</b>	Non utilizzare alcol o reagenti a base di alcol per pulire i coperchi o i pannelli laterali degli strumenti QIASymphony.
-------------------	--

<b>Importante</b>	Contattare il fornitore dello strumento in caso di domande sull'uso dei detergenti.
-------------------	---

<b>ATTENZIONE</b> 	<b>Danni allo/agli strumento/i</b> Dopo aver pulito i cassette e la stazione di lisi con panni di carta, accertarsi che non rimangano pezzetti di carta. La presenza di pezzetti di carta sul piano di lavoro potrebbe causare la collisione di quest'ultimo.
--	--

## 14.2 Manutenzione

Contattare il tecnico dell'assistenza in loco QIAGEN o il distributore locale per ulteriori informazioni sulla flessibilità dei contratti di assistenza e manutenzione proposti da QIAGEN.

<b>Importante</b>	Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa prima di effettuare gli interventi di assistenza.
-------------------	---

## 14.3 Manutenzione regolare

Dopo ogni processo sullo strumento QIASymphony SP/AS è necessaria una manutenzione regolare. Occorre eseguire una routine di manutenzione separata per lo strumento QIASymphony SP e lo strumento QIASymphony AS.

<b>Importante</b>	Prima di eseguire un protocollo di servizio dal menu <b>Manutenzione SP</b> o <b>Manutenzione AS</b> , accertarsi che i coperchi degli strumenti QIASymphony SP/AS siano chiusi.
-------------------	--

### 14.3.1 Regolare smaltimento dei puntali

<b>Importante</b>	Per evitare casi di contaminazione, svuotare il sacchetto per lo smaltimento dei puntali prima di avviare il processo successivo.
-------------------	---

<b>Importante</b>	Il residuo liquido dello scivolo di smaltimento dei puntali può gocciolare.
-------------------	---

<b>Importante</b>	Rispettare le informazioni di sicurezza.
-------------------	--

<b>Importante</b>	Quando si utilizza il QIASymphony Cabinet SP/AS, si raccomanda di svuotare il contenitore dei materiali di scarto per evitare la contaminazione del cabinet.
-------------------	--

<b>Importante</b>	Controllare regolarmente il contenitore dei materiali di scarto.
-------------------	--

<b>Importante</b>	Il residuo liquido dello scivolo di smaltimento dei puntali può gocciolare all'interno del cabinet.
-------------------	---

Per maggiori informazioni, consultare il *QIASymphony Cabinet SP/AS User Guide*.

#### 14.3.2 Procedura di manutenzione regolare per il QIASymphony SP


1. Rimuovere gli eluati dal cassetto "Eluati" e conservarli in modo sicuro. A livello opzionale, scaricare il/i file dei risultati e accertarsi che sia stato eseguito un backup dei file.
2. Rimuovere le provette/piastre per campioni usati dal cassetto "Campione" e smaltirle secondo le normative di sicurezza locali.
3. Rimuovere le cartucce reagenti dal cassetto "Reagenti e materiali di consumo". Sigillare le cartucce reagenti parzialmente utilizzate e conservarle secondo le istruzioni contenute nel manuale del kit QIASymphony in uso. Smaltire le cartucce reagenti usate secondo le normative di sicurezza e ambientali locali.
4. Sostituire il sacchetto per lo smaltimento dei puntali o il contenitore per materiali di scarto quando sono pieni.
5. Chiudere i box unitari pieni di plastica di scarto e smaltirli secondo le normative di sicurezza locali.
6. Controllare i paragocce della testa magnetica.

<b>Importante</b>	Quando si utilizza il QIASymphony Cabinet SP/AS, si raccomanda di svuotare il contenitore dei materiali di scarto per evitare la contaminazione del cabinet.
-------------------	--

Per maggiori informazioni, consultare il *QIASymphony Cabinet SP/AS User Manual*.

Se necessario, effettuare una pulizia dei paragocce della testa magnetica prima di avviare il protocollo successivo. Procedere come segue:

1. Aprire il menu **Manutenzione SP** ed eseguire il protocollo **Paragocce testa magnetica**.  
Sollevare delicatamente i fermi per sbloccare i paragocce della testa magnetica.
2. Pulire i paragocce della testa magnetica con disinfettante a base di etanolo (ad es. Mikrozid) e incubare come previsto.
3. Pulire con un panno antipelucchi inumidito con acqua e asciugare con panni di carta.  
Sostituire i paragocce della testa magnetica.
4. Aprire il menu **Manutenzione SP** ed eseguire il protocollo **Apri paragocce testa magnetica**.

<b>ATTENZIONE</b> 	<b>Danni allo/agli strumento/i</b> Accertarsi di aver installato i paragocce della testa magnetica prima di mettere in funzione lo strumento QIASymphony SP.
--	---

#### 14.3.3 Procedura di manutenzione regolare per il QIASymphony AS

1. Rimuovere il test premendo il pulsante **Rimuovi**.
2. Rimuovere i test dal cassetto "Test". Se si desidera, è possibile trasferire i test direttamente al termociclatore per PCR.
3. **Opzionale:** Scaricare il file dei risultati e, se presente, il file dei termociclatori. Accertarsi che sia stato effettuato il backup di questi file.
4. Rimuovere le provette/piastre per campioni usate dal cassetto "Eluati e reagenti". Conservare in modo sicuro oppure smaltire secondo le normative di sicurezza locali.
5. Rimuovere le provette per reagenti e i flaconi dal cassetto "Eluati e reagenti" e smaltirli secondo le normative di sicurezza locali.
6. Smaltire i rack per puntali vuoti.
7. Sostituire il sacchetto per lo smaltimento dei puntali prima di avviare il test successivo.
8. Eseguire una decontaminazione UV del piano di lavoro (opzionale).

<b>Importante</b>	Non ricaricare i rack per puntali usati.
-------------------	--

<b>Importante</b>	Se si utilizza il QIASymphony Cabinet AS, controllare che il sacchetto per lo smaltimento dei puntali non sia pieno. Il contenitore per i materiali di scarto deve essere svuotato per evitare la contaminazione del cabinet.
-------------------	---

Per maggiori informazioni, consultare il *QIASymphony Cabinet SP/AS User Guide*.

## 14.4 Manutenzione quotidiana (SP/AS)


Dopo aver eseguito l'ultimo processo della giornata, effettuare sia la procedura di manutenzione regolare, sia la procedura di manutenzione quotidiana.

<b>Importante</b>	Prima di eseguire un protocollo dal menu <b>Manutenzione</b> , accertarsi che i coperchi degli strumenti QIASymphony SP/AS siano chiusi.
-------------------	--

<b>Importante</b>	Rispettare le informazioni di sicurezza.
-------------------	--

### 14.4.1 Paragocce dei puntali del sistema di pipettaggio (SP/AS)

1. Aprire la schermata **Strumenti** e premere **Manutenzione SP** o **Manutenzione AS**.
2. Spostare il braccio robotico in posizione di pulizia premendo **Paragocce dei puntali**.
3. Rimuovere tutti e 4 i paragocce dei puntali spingendoli verso l'alto finché non scattano fuori dalla loro sede consentendone la rimozione.
4. Immergere in un disinfettante a base di glicosale e sale di ammonio quaternario (ad es. Gigasept Instru AF) per almeno 15 minuti.
5. Sciacquare con acqua e asciugare con panni di carta.

<b>ATTENZIONE</b> 	<b>Danni allo/agli strumento/i</b> Accertarsi di aver installato correttamente i paragocce dei puntali prima di mettere in funzione gli strumenti QIASymphony SP/AS.
--	---

### 14.4.2 Scivolo di smaltimento dei puntali

<b>Importante</b>	Se si utilizza il QIASymphony Cabinet SP/AS, consultare le istruzioni fornite nella sezione "Maintenance" del <i>QIASymphony Cabinet SP/AS User Guide</i> .
-------------------	---

#### **QIASymphony SP**

1. Rimuovere lo scivolo di smaltimento dei puntali dal cassetto "Materiali di scarto".
2. Immergere in un disinfettante a base di glicosale e sale di ammonio quaternario (ad es. Gigasept Instru AF) per almeno 15 minuti.
3. Sciacquare con acqua e asciugare con panni di carta.

## QIASymphony AS

1. Aprire la schermata **Strumenti** e premere **Manutenzione AS**.
2. Premere **Braccio a sinistra** per spostare a sinistra il braccio robotico.
3. Aprire il coperchio del QIASymphony AS.
4. Rimuovere lo scivolo di smaltimento dei puntali dal piano di lavoro.
5. Immergere in un disinfettante a base di glicosale e sale di ammonio quaternario (ad es. Gigasept Instru AF) per almeno 15 minuti.
6. Sciacquare con acqua e asciugare con panni di carta.

<b>Importante</b>	Il residuo liquido dello scivolo di smaltimento dei puntali può gocciolare.
-------------------	---

### 14.4.3 Cassetti e stazione di lisi (SP)

1. Rimuovere tutti i componenti estraibili (portaprovette, adattatori, inserti, stazione dei residui liquidi/stazione di sosta dei puntali, scivolo di smaltimento puntali, contenitore per i residui liquidi, supporto del sacchetto puntali, supporto del box reagenti) dai cassettei.
2. Pulire i cassettei, i componenti rimossi e la stazione di lisi con disinfettante a base di etanolo (ad es. Mikrozyd) e incubare come previsto. Pulire poi con un panno inumidito con acqua e asciugare con panni di carta. Reinserrire i componenti nei cassettei.
3. **Opzionale:** Pulire gli oggetti rimossi immergendoli in un disinfettante a base di glicosale e sale di ammonio quaternario (ad es. Gigasept Instru AF) secondo le istruzioni del produttore. Dopo avere eseguito l'incubazione secondo le istruzioni del produttore, sciacquare accuratamente con acqua i componenti rimossi.

<b>Importante</b>	L'unità perforante nel cassetto "Reagenti e materiali di consumo" è provvista di punte che garantiscono il corretto posizionamento della cartuccia reagenti. Prestare attenzione durante la pulizia del cassetto "Reagenti e materiali di consumo".
-------------------	---

### 14.4.4 Cassetti (AS)

1. Rimuovere tutti i componenti estraibili (provette/piastre, adattatori) dai cassettei.
2. Pulire i cassettei e gli adattatori rimossi con disinfettante a base di sale di ammonio quaternario (ad es. Gigasept Instru AF) e incubare come previsto. Pulire poi con un panno inumidito con acqua e asciugare con panni di carta. Reinserrire i componenti nei cassettei.
3. **Opzionale:** Pulire gli adattatori rimossi immergendoli in un disinfettante a base di glicosale e sale di ammonio quaternario (ad es. Gigasept Instru AF) secondo le istruzioni del produttore.

Dopo avere eseguito l'incubazione secondo le istruzioni del produttore, sciacquare accuratamente con acqua gli oggetti rimossi.

4. Consigliamo di conservare gli adattatori a 4°C, affinché vengano preraffreddati e siano pronti per l'uso al successivo processo del test.

#### 14.4.5 Vassoio base del trasportatore (SP) — opzionale

1. Rimuovere con attenzione il vassoio base del trasportatore da sotto la testa magnetica.
2. Immergere in un disinfettante a base di gliossale e sale di ammonio quaternario (ad es. Gigasept Instru AF) per almeno 15 minuti.
3. Sciacquare con acqua e asciugare con panni di carta.

<b>Importante</b>	Il vassoio può anche essere autoclavato a 121°C per 20 minuti.
-------------------	--

#### 14.4.6 Pinza robotica (SP)

1. Pulire la pinza robotica con un panno antipelucchi inumidito con disinfettante a base di etanolo (ad es. Mikrozyd). Incubare come previsto.
2. Pulire con un panno antipelucchi inumidito con acqua e asciugare con panni di carta.

<b>Importante</b>	Pulire solo il contrappeso. Non pulire le barre, in caso contrario il meccanismo a sfera può bloccarsi.
-------------------	---

#### 14.4.7 Contenitore per i residui liquidi (SP)

1. Rimuovere il contenitore per i residui liquidi dal cassetto "Materiali di scarto".
2. Svuotare il contenitore per i residui liquidi. Smaltire i residui liquidi in conformità con le normative di sicurezza locali vigenti in materia.
3. Pulire il contenitore per i residui liquidi con un disinfettante a base di gliossale e sale di ammonio quaternario (ad es. Gigasept Instru AF) secondo le istruzioni del produttore.
4. Sciacquare il contenitore per i residui liquidi con acqua deionizzata.
5. Riposizionare il contenitore per i residui liquidi nel cassetto "Materiali di scarto".

## 14.5 Manutenzione settimanale (SP/AS)

### 14.5.1 Gestione dei file

1. Scaricare il/i file dei risultati (per QIASymphony SP e QIASymphony AS) e i file delle informazioni di caricamento (solo QIASymphony AS) come descritto nella sezione 6.3 e accertarsi che venga eseguito il backup dei file.
2. Cancellare i file dei risultati più vecchi di 10 giorni (impostazioni di default) come descritto nella sezione 6.6.

### 14.5.2 Pulizia del touch screen

Pulire il touch screen con disinfettante a base di etanolo (ad es. Mikrozyd). Pulire poi con un panno inumidito con acqua e asciugare con panni di carta.

### 14.5.3 Pulizia dei coperchi degli strumenti QIASymphony SP/AS

Per pulire i coperchi degli strumenti QIASymphony SP/AS utilizzare un panno antipelucchi morbido inumidito con acqua deionizzata oppure salviette imbevute di Mikrozyd Sensitive Liquid. Asciugare quindi con un panno antipelucchi morbido asciutto o un panno di carta.

<b>Importante</b>	Non utilizzare disinfettante a base di etanolo; utilizzare esclusivamente acqua distillata o Mikrozyd Sensitive Liquid.
-------------------	---

### 14.5.4 Pulizia dei portaprovette (SP)

1. Rimuovere i portaprovette, gli adattatori e gli inserti e immergerli in disinfettante (ad es. Gigasept Instru AF). Incubare per almeno 15 minuti, quindi sciacquare con acqua e asciugare con panni di carta.
2. Verificare lo stato delle etichette dei codici a barre e accertarsi che queste non siano graffiate.

### 14.5.5 Pulizia del sensore ottico (SP)

Pulire la finestra del sensore ottico con un panno antipelucchi. Inumidire il panno con etanolo al 70%, se necessario.

#### 14.5.6 Testa magnetica (SP)

1. Rimuovere il coperchio dalla testa magnetica.
2. Sollevare la testa magnetica e spingere con precauzione il supporto del coperchio verso il basso.



3. Pulire la parte esterna della testa magnetica con un panno antipelucchi inumidito con disinfettante a base di etanolo (ad es. Mikrozyd) e incubare come previsto.
4. Pulire con un panno antipelucchi inumidito con acqua e asciugare con panni di carta.

<b>Importante</b>	Inserire il panno dai lati della testa magnetica per non danneggiare il cavo e la parte anteriore della scheda elettronica.
-------------------	---

#### 14.5.7 Contenitore per i residui liquidi (SP)

1. Rimuovere il contenitore per i residui liquidi dal cassetto "Materiali di scarto".
2. Svuotare il contenitore per i residui liquidi. Smaltire i residui liquidi in conformità con le normative di sicurezza locali vigenti in materia.
3. Disinfettare il contenitore per i residui liquidi con disinfettante a base di etanolo (ad es. Mikrozyd).
4. Riposizionare il contenitore per i residui liquidi nel cassetto "Materiali di scarto".

#### 14.5.8 Pulizia degli adattatori (AS)

1. Rimuovere gli adattatori dai cassette "Eluati e reagenti" e "Test" e immergerli in disinfettante (ad es. Gigasept Instru AF). Incubare per almeno 15 minuti.



2. Sciacquare con acqua e asciugare con panni di carta.
3. Verificare lo stato delle etichette dei codici a barre e accertarsi che queste non siano graffiate.

## 14.6 Decontaminazione UV del piano di lavoro

Si raccomanda di eseguire quotidianamente la decontaminazione UV. Essa aiuta a ridurre l'eventuale contaminazione da patogeni dei piani di lavoro degli strumenti QIASymphony SP/AS. L'efficace inattivazione dei patogeni deve essere determinata per ciascun organismo specifico e dipende, ad esempio, dallo spessore dello strato e dal tipo di campione. QIAGEN non può garantire la totale eradicazione di specifici agenti patogeni.

<b>Importante</b>	Non è possibile avviare contemporaneamente la decontaminazione UV sul piano di lavoro del QIASymphony SP e sul piano di lavoro del QIASymphony AS.
-------------------	--

<b>Importante</b>	Prima di avviare la procedura di irradiazione UV, accertarsi che tutti i campioni, gli eluati, i reagenti, i materiali di consumo e i test siano stati rimossi dal piano di lavoro. Chiudere tutti i cassettei e i coperchi. Una volta avviata la procedura di irradiazione UV, questa continua per il periodo definito oppure fino a che non viene interrotta dall'utente.
-------------------	---

Consigliamo di utilizzare la seguente formula per calcolare la durata di decontaminazione in minuti:

$$\text{Dose (mW x s/cm}^2\text{)} \times 10,44 = \text{durata (secondi)}$$

1. Rimuovere dai cassettei tutti i componenti estraibili (provette/piastre, adattatori, materiali di consumo, scivolo di smaltimento puntali), ad esclusione del contenitore per i residui liquidi.



2. Aprire la schermata **Manutenzione** e premere **Manutenzione SP** o **Manutenzione AS**.



Il pulsante **Manutenzione AS** è disponibile soltanto se si stanno utilizzando gli strumenti QIASymphony SP/AS.



3. Premere il pulsante **Attiva luce UV**.

Si apre la schermata **Inserimento/Decontaminazione UV/Durata**.



4. Inserire la durata della decontaminazione in minuti.

L'impostazione di default è di 15 minuti. La durata di irradiazione UV

dipende dal tipo di patogeno. Utilizzare la formula sopra indicata per calcolare la durata di irradiazione, quindi inserire il valore nella relativa casella di inserimento.

Appare un messaggio che chiede all'utente di verificare se tutta la plastica e i materiali di consumo sono stati rimossi dal piano di lavoro.

**Before performing UV irradiation:**

**1. Remove all removable objects from the worktable:**


- samples
- reagent cartridges
- consumables
- eluates
- tube/plate carriers
- adapters
- inserts
- tip park/liquid waste station
- tip disposal chute
- tip racks
- unit boxes
- buffer bottle
- accessory trough(s) ...



**2. Close all drawers and the instrument hood.**

Press "Ok" to start the UV lamp.

5. Confermare che tutti i componenti estraibili siano stati rimossi dal piano di lavoro premendo **OK**.

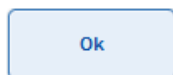

La procedura di irradiazione UV si avvia e il braccio robotico si sposta sulla superficie del piano di lavoro per la durata di irradiazione impostata.

<b>Importante</b>	Per arrestare la procedura di irradiazione UV prima dello scadere della durata impostata, premere <b>Annulla</b> . La procedura si arresta non appena il braccio robotico completa il movimento in corso.
-------------------	---



<b>Importante</b>	L'irradiazione UV degli strumenti QIASymphony SP e AS va eseguita in sequenza e non può svolgersi in parallelo. Può essere necessario effettuare la seconda irradiazione durante la notte.
-------------------	--

---

## 14.7 Manutenzione dell'O-ring dell'adattatore per puntali

Si consiglia di sostituire gli O-ring degli adattatori per puntali utilizzando l'O-Ring Change Tool Set (cat. n. 9019164). Gli O-ring devono essere sostituiti ogni mese utilizzando l'O-Ring Change Tool Set.

Prima di rimuovere il vecchio O-ring occorre preparare quello nuovo. Queste operazioni vanno eseguite per entrambi gli strumenti QIASymphony SP e QIASymphony AS.

Per le istruzioni consultare la guida rapida fornita in dotazione all'O-Ring Change Tool Set. Se non è disponibile l'O-Ring Change Tool Set, contattare il servizio di assistenza tecnica QIAGEN.

# 15 Dati tecnici

QIAGEN si riserva il diritto di modificare le specifiche in qualsiasi momento.

## 15.1 Condizioni ambientali

### **Condizioni di funzionamento**

Consumo energetico del QIASymphony SP 100–240 V AC, 50/60 Hz, 800 VA

Consumo energetico del QIASymphony AS 100–240 V AC, 50/60 Hz, 600 VA

Le fluttuazioni della tensione di rete non devono essere superiori al 10% delle tensioni di alimentazione nominali. L'ingresso è sul QIASymphony SP; in funzionamento combinato il consumo massimo è di 1400 VA..

Categoria di sovratensione II

Temperatura dell'aria 15–32°C

Umidità relativa 15-75% (senza formazione di condensa)

Umidità relativa massima 75% per temperature fino a 31°C, con riduzione lineare fino al 50% a 32°C

Altitudine Fino a 2000 m

Luogo di funzionamento Solo per uso in ambienti chiusi

Livello di inquinamento 2

Classe ambientale 3K2 (IEC 60721-3-3)  
3M2 (IEC 60721-3-3)

### **Condizioni per il trasporto**

Temperatura dell'aria da –25°C a 70°C nella confezione originaria

Umidità relativa Max. 75% (senza formazione di condensa)

Classe ambientale 2K2 (IEC 60721-3-2)  
2M2 (IEC 60721-3-2)

### **Condizioni di conservazione**

Temperatura dell'aria da 5°C a 40°C nella confezione originaria

Umidità relativa Max. 85% (senza formazione di condensa)

Classe ambientale 1K2 (IEC 60721-3-1)  
1M2 (IEC 60721-3-1)

---

## 15.2 Dati meccanici e caratteristiche hardware

### ***QIASymphony SP***

Dimensioni                      Larghezza:            128 cm Altezza:    103 cm Profondità: 73 cm  
Peso                              175 kg

### ***QIASymphony AS***

Dimensioni                      Larghezza: 59 cm Altezza:            103 cm Profondità:    73 cm  
Peso                              90 kg

### ***QIASymphony SP e AS (funzionamento integrato)***

Dimensioni                      Larghezza:            185 cm Altezza:    103 cm Profondità: 73 cm  
Peso                              265 kg

## 16 Supplemento all'interfaccia utente




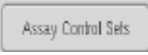


La presente sezione fornisce una panoramica dell'interfaccia utente degli strumenti QIASymphony SP/AS. I nomi delle schede, degli strumenti e dei pulsanti sono riportati in ordine alfabetico. La disponibilità delle opzioni software è indicata dall'uso delle seguenti abbreviazioni:


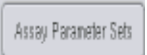









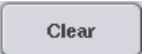
- | AS = Applicazione QIASymphony AS
- | SP = Applicazione QIASymphony SP
- | IR = Applicazione processo integrato (QIASymphony SP/AS)
- | TIs = Opzioni strumenti per QIASymphony SP/AS





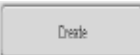







È inoltre fornito il nome di ogni opzione di menu, accompagnato dalla relativa descrizione. Nell'opzione possono essere utilizzati svariati flussi di lavoro, di cui si includono le specifiche descrizioni.

Per informazioni particolareggiate sull'interfaccia utente, consultare quanto segue:

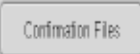



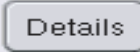






- | Sezione 3 del *QIASymphony SP/AS User Manual — Operating the QIASymphony SP*
- | Sezione 3 del *QIASymphony SP/AS User Manual — Operating the QIASymphony AS*




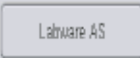






Pulsante	Disponibilità	Opzione di menu e descrizione
	AS	<b>Specifiche del test</b> Consente di aggiungere un controllo personalizzato.
	SP	TIs <b>Gestione utenti/Panoramica utente</b> Consente di creare un nuovo account utente.
	AS	IR <b>Assegnazione del test</b> Mostra tutti i Set di Parametri del Test selezionati nella scheda Visualizza.
		TIs <b>Trasferimento file/File di processo</b> Consente di scaricare/caricare il o i file dei Set di Controllo del Test.
		TIs <b>Trasferimento file/File di processo</b> Consente di scaricare/caricare il o i file di Definizione del Test. È visibile soltanto se il QIASymphony AS è installato.
	AS	TIs <b>Strumenti</b> Apre il menu <b>Test preferiti</b> . Consente di definire i test preferiti.








Pulsante	Disponibilità	Opzione di menu e descrizione
	AS	<b>Selezione dei test</b> Visualizza le liste dei test. Il pulsante <b>Liste di test</b> è attivo quando la schermata si trova nella modalità delle liste di lavoro.
	AS IR Tls	<b>Trasferimento file/File di processo</b> Consente di scaricare/caricare il o i file dei Set di Parametri del Test. È visibile soltanto se il QIASymphony AS è installato.
	AS	<b>Assegnazione del test</b> Permette all'utente di assegnare un Set di Parametri del Test, selezionato nella scheda nello slot 1, slot 2 o altra visualizzazione, alla o alle posizioni dei campioni selezionate. Dopo l'assegnazione di un Set di Parametri del Test a un campione, il colore cambia e appare il numero dei Set di Parametri del Test assegnati.
	AS	<b>Rack per campioni/Informazioni di caricamento</b> Consente di generare un ID del rack (solo per rack per test).
	AS SP	<b>Setup integrato/Preparazione dei campioni</b> Apre la schermata precedente.
	SP	<b>Materiali di consumo/Plastiche/Reattivi</b> Apre la schermata "Tastiera" per inserire o scansire l'ID del flacone.
	AS SP IR Tls	<b>Varie</b> Questo pulsante annulla un flusso di lavoro completato senza salvare le modifiche.
	Tls	<b>Trasferimento file/ File di setup strum.</b> Consente di caricare/scaricare nuove informazioni sulla cartuccia reagenti.
	Tls	<b>Gestione utenti/Panoramica utente</b> Consente all'utente di modificare la propria password.
	Tls	<b>Gestione utenti/Panoramica utente</b> Permette di modificare il ruolo di un utente esistente. Questa opzione è disponibile solo per il "Supervisor".
	AS SP	<b>Preparazione dei campioni/ID campione/Assay Setup</b> Rimuove il testo dal campo di testo.
	IR	<b>Setup integrato</b> Cancella il/i Set di Parametri del Test assegnato/i dalla o dalle posizioni dei campioni selezionate.






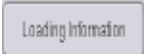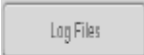

Pulsante	Disponibilità	Opzione di menu e descrizione
	SP	<b>Materiali di consumo</b> Commuta dalla schermata <b>Stima campioni</b> alla schermata <b>Materiali di consumo</b> .
	TIs	<b>Strumenti</b> Apre il menu <b>Configurazione</b> . Disponibile soltanto per il "Supervisor".
	TIs	<b>Trasferimento file/File di scambio dati</b> Consente di scaricare i file iniziali di conferma del batch.
	AS SP	<b>Preparazione dei campioni/Barra di comando/Assay Setup</b> Prosegue il processo. Il pulsante <b>Continua</b> appare se il processo corrente è in pausa. Dopo la pausa, i campioni nel batch processato saranno contrassegnati come "equivoci". <b>Nota:</b> Si raccomanda di mettere in pausa un processo soltanto in caso d'emergenza.
	TIs	<b>Instrument Report</b> Crea un file di report dello strumento.
	TIs	<b>Trasferimento file/File di scambio dati</b> Permette di scaricare il o i file dei termociclatori. È visibile soltanto se il QIASymphony AS è installato.
	IR	<b>Processo integrato</b> Consente la definizione di un controllo interno. Questo pulsante è attivo soltanto quando i controlli interni sono caricati in un portaprovette.
	IR	<b>Setup integrato</b> Apre la schermata <b>Assegnazione del test</b> .
	TIs	<b>Trasferimento file/File di scambio dati</b> Cancella i file di scambio dati (tranne i file di registro), presenti da più di un certo numero di giorni. Il valore di default è 10 giorni.
	IR	<b>Setup integrato</b> Apre una finestra di messaggio che fornisce informazioni dettagliate sui test assegnati e sul batch integrato.
	AS IR	<b>Assay Setup/Setup integrato</b> Permette all'utente di deselezionare tutte le posizioni selezionate.
	IR	<b>Setup integrato</b> Apre la schermata "Preparazione dei campioni/Batch X/Definisci campioni".

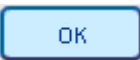


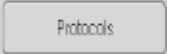



















Pulsante	Disponibilità	Opzione di menu e descrizione
	AS SP IR	<b>Preparazione dei campioni/Cassetto Eluati/Setup integrato</b> Apre la schermata <b>Tastiera</b> , consentendo all'utente di inserire manualmente gli ID dei campioni.
	SP	<b>Preparazione dei campioni/Controlli interni</b> Apre l'elenco <b>Controlli interni</b> , consentendo all'utente di assegnare il controllo interno corretto alla posizione selezionata.
	AS SP	<b>Definisci campioni/Layout del rack per campioni</b> Imposta il tipo dei campioni selezionati in <b>EC+</b> (controllo esterno positivo).
	AS SP	<b>Definisci campioni/Layout del rack per campioni</b> Imposta il tipo dei campioni selezionati in <b>EC-</b> (controllo esterno negativo).
		Tls <b>Preparazione dei campioni/Strumenti</b> Apre il menu <b>Trasferimento file</b> consentendo il trasferimento dei tipi di file selezionati agli strumenti QIASymphony SP/AS o alla penna USB.
		Tls <b>Browser rack/Rack per campioni</b> <b>Browser rack/Rack per eluizione</b> <b>Browser rack/Rack per test</b> Consente all'utente di inserire manualmente e poi cercare gli ID utilizzando la schermata <b>Tastiera</b> .
	SP	<b>Preparazione dei campioni</b> Completa la <b>Procedura guidata</b> . Questo pulsante è visibile nella <b>Procedura guidata</b> soltanto quando è stato definito l'ultimo batch e se non è necessario nessun controllo interno.
	AS SP IR Tls	<b>Varie</b> Fornisce informazioni per aiutare l'utente a completare la schermata corrente.
		Tls <b>Instrument Report</b> Visualizza il menu <b>Instrument Report</b> .
	SP IR	<b>Preparazione dei campioni/Setup integrato</b> Consente all'utente di modificare gli ID e i tipi di campioni.
	SP IR	<b>Preparazione dei campioni/Processo integrato</b> Visualizza l'elenco <b>Inseriti/tipi di provette</b> . Ciò consente all'utente di assegnare il tipo di provetta corretto alla posizione.

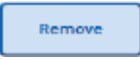





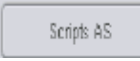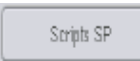


Pulsante	Disponibilità	Opzione di menu e descrizione
		TIs <b>Assistenza SP/Assistenza AS</b> Consente all'utente di inizializzare lo strumento QIASymphony. Dopo avere premuto il pulsante, premere <b>SI</b> per inizializzare oppure <b>No</b> per annullare l'inizializzazione.
		TIs <b>Browser plasticheria/Plasticheria SP</b> Apre la finestra di dialogo "Inserisci rack" e fornisce informazioni sui rack per campioni utilizzabili.
		TIs <b>Browser plasticheria/Plasticheria AS</b> <b>Browser plasticheria/Plasticheria SP</b> Apre la finestra di dialogo <b>Plasticheria</b> .
	SP	<b>Trasferimento file/ File di setup strum.</b> Consente di scaricare/caricare il o i file della plasticheria del QIASymphony AS.
		TIs <b>Strumenti</b> Apre il menu <b>Browser plasticheria</b> .
		TIs <b>File di setup strum.</b> Consente di scaricare/caricare il o i file della plasticheria del QIASymphony SP.
		TIs <b>Assistenza SP/Assistenza AS</b> Apre l'emissione dello script. Questo pulsante è abilitato dopo l'esecuzione di uno script di assistenza dell'operatore.
		TIs <b>Browser rack/Rack per campioni</b> <b>Browser rack/Rack per eluizione</b> <b>Browser rack/Rack per test</b> Visualizza i file dei rack modificati fra le ore 00:00 di lunedì della settimana precedente e le ore 00:00 di lunedì della settimana corrente.
	AS	<b>Assay Setup/Informazioni di caricamento</b> Consente di visualizzare una schermata contenente le informazioni sui Set di Parametri del Test assegnati sotto forma di tabella.
	AS IR	<b>Assay Setup/Informazioni di caricamento</b> Permette di caricare un rack per reagenti/di normalizzazione. Premere quando si carica il rack per reagenti/di normalizzazione. Durante la scansione di inventario il sistema controllerà se i rack per reagenti/di normalizzazione, per campioni e per test sono stati caricati correttamente.






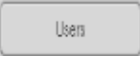




Pulsante	Disponibilità	Opzione di menu e descrizione
		Tls <b>Trasferimento file/File di scambio dati</b> Permette di scaricare il o i file delle informazioni di caricamento. È visibile soltanto se il QIASymphony AS è installato.
		Tls <b>Trasferimento file/File di scambio dati</b> Permette di scaricare il o i file di registro del sistema.
	AS	Tls <b>Strumenti</b> Commuta all'interfaccia utente di setup del test e visualizza il menu <b>Manutenzione AS</b> per il QIASymphony AS.
	AS SP	Tls <b>Strumenti</b> Visualizza il menu <b>Manutenzione SP</b> .
	AS SP	<b>Preparazione dei campioni Assay Setup</b> Salva le modifiche e apre la schermata successiva.
	SP	<b>Preparazione dei campioni</b> Salva le modifiche e apre la schermata successiva. Diventa attivo se è selezionato uno slot per campioni contenente un rack da 24 pozzetti oppure se in uno slot per campioni contenente un rack da 96 pozzetti sono selezionate la metà/un quarto delle posizioni. Questo pulsante è disponibile durante la procedura di definizione del processo. Il pulsante diventa attivo quando sono state fornite tutte le informazioni necessarie relative alla fase in corso.
	AS	<b>Layout del rack per campioni</b> Salva le modifiche e apre la schermata successiva. Diventa attivo per ogni slot "Campione" disponibile quando è assegnato almeno un campione/EC+/EC- e tutte le posizioni assegnate hanno un volume definito.
	SP	<b>Pulsanti generali</b> Apre la schermata successiva nel flusso di lavoro.
	AS	<b>Assay Setup</b> Definisce il nuovo processo di un test. Disponibile quando non è attualmente definito alcun processo del test.
		Tls <b>Trasferimento file</b> Fa sì che i file selezionati non vengano sincronizzati quando si preme <b>Trasferisci</b> .

Pulsante	Disponibilità	Opzione di menu e descrizione
	AS IR	<b>Assay Setup</b> Salva le modifiche e ritorna alla schermata precedente.
	AS SP IR	<b>Assay Setup/Cassetto Eluati</b> Chiude la schermata.
	SP IR	<b>Cassetto Eluati</b> Esegue una scansione di inventario del cassetto "Eluati" per controllare l'inventario del cassetto rispetto all'assegnazione slot/rack eseguita nella schermata <b>Cassetto Eluati/Slot di eluizione/Cambia rack X</b> .
	AS SP	<b>Rack per campioni/Cassetto Eluati/Rack per test</b> Visualizza i file dei rack modificati prima delle ore 00:00 di lunedì della settimana precedente.
	TIs	<b>Browser plasticheria/Plasticheria SP</b> Apre la finestra di dialogo <b>Rack di uscita</b> e fornisce informazioni sui rack per eluizione utilizzabili.
	AS SP	<b>Preparazione dei campioni/Assay Setup</b> Apre la schermata <b>Panoramica</b> di setup del test. Questo pulsante è abilitato quando è aperta la scheda <b>Vedi campioni</b> o <b>Vedi parametri</b> .
	SP	<b>Preparazione dei campioni</b> Mette in pausa il QIAsymphony SP. Il pulsante <b>Pausa</b> deve essere premuto solo in caso di emergenza. Dopo avere premuto <b>Pausa</b> , il QIAsymphony SP completa il comando in esecuzione in quel momento, mette in pausa il protocollo e modifica lo stato del campione in "equivoco". Se il protocollo è stato messo in pausa dall'utente o a causa di un errore, compaiono il pulsante <b>Arresta</b> e il pulsante <b>Continua</b> .
	IR	<b>Barra di comando</b> Mette in pausa il QIAsymphony AS. Si raccomanda di premere questo pulsante soltanto in caso d'emergenza. Il QIAsymphony AS completa l'esecuzione del comando corrente, poi mette in pausa il processo del test. Se il processo è stato messo in pausa, i campioni saranno sempre contrassegnati come "equivoci".
	IR	<b>Barra di comando</b> Mette in pausa il QIAsymphony SP. Si raccomanda di premere il pulsante <b>Pausa SP</b> soltanto in caso d'emergenza. Il QIAsymphony SP completa il comando in esecuzione in quel momento e poi mette in pausa il protocollo. Se il processo è stato messo in pausa, i campioni saranno sempre contrassegnati come "equivoci".




Pulsante	Disponibilità	Opzione di menu e descrizione
	AS	<p><b>Assay Setup</b></p> <p>Apri la schermata <b>Vedi parametri</b>. Questa schermata mostra le informazioni sotto forma di tabella sui Set di Parametri del Test e le specifiche relative ai campioni che verranno processati, quelli che sono momentaneamente in fase di processazione o quelli che sono già stati processati.</p>
	AS	<p><b>Assay Setup</b></p> <p>Apri la schermata <b>Visualizzazione piastra</b>. Questa schermata fornisce informazioni di caricamento dettagliate relative allo slot "Campione" o "Test" selezionato.</p>
		<p>Tls <b>Trasferimento file/ File di setup strum.</b></p> <p>Consente di caricare i profili personalizzati di configurazione del processo.</p>
		<p>Tls <b>Trasferimento file/File di processo</b></p> <p>Permette di scaricare/caricare il o i file di protocollo.</p>
	AS	<p><b>Assay Setup</b></p> <p>Salva le modifiche e apre la schermata <b>Informazioni di caricamento</b>. Il pulsante è attivo per tutti i Set di Parametri del Test quando è assegnata almeno una posizione.</p>
	SP	<p><b>Preparazione dei campioni</b></p> <p>Apri la schermata <b>Preparazione dei campioni/Batch X</b>. Il pulsante <b>Avanti</b> diventa attivo se è selezionato uno slot per campioni contenente un rack da 24 pozzetti oppure se in uno slot per campioni contenente un rack da 96 pozzetti sono selezionate la metà/un quarto delle posizioni.</p>
	AS SP	<p>Tls <b>Varie</b></p> <p>Visualizza i tipi di rack per campioni disponibili nel pannello di controllo.</p>
		<p>Tls <b>Varie</b></p> <p>Visualizza il menu <b>Browser rack</b> per visualizzare i file dei rack salvati sugli strumenti QIASymphony SP/AS.</p>
	AS SP	<p><b>Assay Setup/Preparazioni dei campioni</b></p> <p>Visualizza i file dei rack disponibili nel pannello di controllo.</p>
		<p>Tls <b>Trasferimento file/File di scambio dati</b></p> <p>Permette di caricare/scaricare il o i file dei rack.</p>
	AS SP	<p><b>Assay Setup/Cassetto Eluati</b></p> <p>Consente di eseguire la scansione di un ID del rack o di inserirlo manualmente.</p>

Pulsante	Disponibilità	Opzione di menu e descrizione
	AS	<b>Assay Setup</b> Visualizza l'elenco dei tipi di rack.
	AS SP	<b>Informazioni di caricamento/Caricamento dei reagenti</b> Permette di rimuovere un rack per reagenti/di normalizzazione. Premere quando si scarica il rack per reagenti/di normalizzazione. Il sistema controllerà durante la scansione di inventario se il rack è stato scaricato correttamente.
	AS	<b>Browser plasticheria/Plasticheria AS</b> Questo pulsante apre la schermata <b>Portareagenti</b> contenente informazioni sui portareagenti.
	AS IR	<b>Layout del rack per campioni</b> Imposta il tipo dei campioni selezionati su "Campione".
	SP	<b>Materiali di consumo Plastiche</b> Apre il riquadro di dialogo <b>Stima campioni</b> .
	AS	<b>Assay Setup</b> Permette all'utente di modificare gli ID della o delle posizioni selezionate sulla griglia del rack. Premendo il pulsante, appare la schermata <b>Inserimento manuale</b> .
	SP Tls	<b>Setup integrato/Preparazione dei campioni</b> Permette all'utente di modificare il tipo di provetta.
	AS SP	<b>Panoramica</b> Apre la schermata <b>Vedi campioni</b> . Questa schermata contiene informazioni sotto forma di tabella.
	Tls	<b>Gestione utenti/Panoramica utente</b> Permette di salvare le modifiche.
	AS	<b>Assay Setup</b> Permette all'utente di digitare il codice a barre di un kit. Premere questo campo. Si apre una schermata in cui è possibile inserire un codice a barre.
	Tls	<b>Trasferimento file/ File di setup strum.</b> Consente di scaricare/caricare gli script di assistenza dell'operatore per il QIASymphony AS.
	Tls	<b>Trasferimento file/ File di setup strum.</b> Consente di scaricare/caricare gli script di assistenza dell'operatore per il QIASymphony SP.

Pulsante	Disponibilità	Opzione di menu e descrizione
	SP IR	<b>Setup integrato/Preparazione dei campioni</b> Permette all'utente di selezionare tutti i campioni.
	SP	<b>Preparazione dei campioni</b> Seleziona tutte le posizioni dei controlli interni.
	AS	<b>Assay Setup</b> Seleziona tutte le posizioni. È disponibile soltanto quando sul rack non è selezionata nessuna posizione. In caso contrario, è abilitato il pulsante "Deseleziona tutto".
		TIs <b>Strumenti</b> Apre il menu <b>Assistenza AS</b> in cui è possibile avviare speciali funzioni di assistenza (ad es. per interventi di manutenzione o la riinizializzazione dello strumento).
		TIs <b>Strumenti/Preparazione dei campioni</b> Apre il menu <b>Assistenza SP</b> in cui è possibile avviare speciali funzioni di assistenza (ad es. per interventi di manutenzione o la riinizializzazione dello strumento).
	AS IR	<b>Assegnazione del test</b> Apre la schermata <b>Specifiche del test</b> .
		TIs <b>Strumenti</b> Avvia lo script di assistenza dell'operatore selezionato.
	SP	<b>Preparazione dei campioni</b> Arresta il processo. Il pulsante <b>Arresta</b> appare se il processo corrente viene messo in pausa.
	IR	<b>Barra di comando</b> Arresta il processo AS. Il pulsante <b>Arresta AS</b> appare se il processo del test corrente è messo in pausa.
	IR	<b>Barra di comando</b> Arresta il processo SP. Il pulsante <b>Arresta SP</b> appare se il processo corrente viene messo in pausa.
	AS SP	<b>Cassetto R&amp;C</b> <b>Cassetto W</b> <b>Cassetto E</b> <b>Cassetto E&amp;R</b> <b>Cassetto A</b> Interrompe la scansione di inventario del cassetto "Eluati" in corso e apre la schermata precedente.

Pulsante	Disponibilità	Opzione di menu e descrizione
	TIs	<b>Browser rack/Rack per campioni</b> <b>Browser rack/Rack per eluizione</b> <b>Browser rack/Rack per test</b> Visualizza i file dei rack modificati a partire dalle ore 00:00 di lunedì della settimana corrente, inclusi i file dei rack modificati in data odierna. Questa opzione è preselezionata per default.
	TIs	<b>Browser rack/Rack per campioni</b> <b>Browser rack/Rack per eluizione</b> <b>Browser rack/Rack per test</b> Visualizza i file dei rack modificati in data odierna.
	TIs	<b>Manutenzione SP</b> Apre/ritorna al menu <b>Strumenti</b> .
	SP	<b>Trasferimento file/ File di setup strum.</b> <b>Trasferimento file/File di processo</b> <b>Trasferimento file/File di scambio dati</b> Consente il trasferimento dei tipi di file selezionati agli strumenti QIASymphony SP/AS o alla penna USB.
	SP	<b>Plasticheria SP</b> Apre la schermata <b>Portaprovette</b> .
	TIs	<b>File di setup strum.</b> Salva su una penna USB le informazioni relative a tutti gli utenti creati. Premere per scaricare il o i file dei Set di Controllo del Test.
	TIs	<b>Strumenti/Preparazione dei campioni</b> Apre il menu <b>Gestione utenti</b> per gestire utenti e password.
	AS	<b>Assay Setup</b> Questo pulsante permette all'utente di modificare il volume della o delle posizioni selezionate sulla griglia del rack.
	SP	<b>Preparazione dei campioni</b> Avvia la <b>Procedura guidata</b> .
	TIs	<b>Trasferimento file/File di scambio dati</b> Consente di scaricare la o le liste di lavoro.
	AS	<b>Assay Setup</b> Consente di passare alla modalità Lista di lavoro. Se è disponibile almeno una lista di lavoro per i campioni e se la schermata è in modalità manuale, è attivo il pulsante <b>Liste di lavoro</b> .

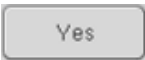

Pulsante	Disponibilità	Opzione di menu e descrizione
		Tls <b>Trasferimento file/File di scambio dati</b> Consente la sincronizzazione dei file selezionati quando si preme <b>Trasferisci</b> .
	AS	<b>Assay Setup</b> Consente all'utente di ingrandire la visualizzazione della griglia del rack per mostrare informazioni supplementari.
	AS	<b>Assay Setup</b> Consente all'utente di ritornare alla visualizzazione normale dopo l'ingrandimento.

---

## Appendice A

Dichiarazione di conformità

### **Dichiarazione di conformità — QIASymphony SP**

Nome e indirizzo della società

**QIAGEN GmbH  
QIAGEN Strasse 1  
40724 Hilden  
Germania**

### **Dichiarazione di conformità — QIASymphony AS**

Nome e indirizzo della società

**QIAGEN GmbH  
QIAGEN Strasse 1  
40724 Hilden  
Germania**

La Dichiarazione di conformità aggiornata può essere richiesta al servizio di assistenza tecnica di QIAGEN.

## Direttiva sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (WEEE)

La presente sezione fornisce informazioni sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici da parte degli utilizzatori.

Il simbolo del cassonetto barrato (vedi sotto) indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti, ma consegnato ad un'azienda di smaltimento autorizzata o ad un apposito centro di raccolta per il riciclaggio nel rispetto delle normative e leggi locali.

La raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti elettronici al momento dello smaltimento garantiscono la conservazione delle risorse naturali e assicurano che il prodotto venga riciclato nel rispetto della tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente.



Su richiesta, il riciclaggio può essere effettuato da QIAGEN ad un costo supplementare. Nell'Unione Europea QIAGEN provvede al riciclaggio gratuito delle proprie apparecchiature elettroniche marcate WEEE e di eventuali prodotti sostitutivi forniti, conformemente ai requisiti specifici WEEE.

Per riciclare le apparecchiature elettroniche, contattare l'ufficio vendite QIAGEN locale per il modulo di restituzione richiesto. Una volta compilato il modulo, sarete contattati da QIAGEN per informazioni di follow-up al fine di organizzare il ritiro dell'apparecchiatura da smaltire o per proporvi un'offerta individuale.

## Dichiarazione FCC

La "United States Federal Communications Commission" (USFCC) (in 47 CFR 15. 105) ha dichiarato che gli utenti di questo prodotto devono essere informati dei seguenti fatti e circostanze.

"Il presente dispositivo è conforme alla parte 15 di FCC:

Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il presente dispositivo non può causare interferenze nocive e (2) il presente dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato."

"Questo apparecchio digitale di Classe A è conforme alla norma canadese ICES-0003."

La seguente dichiarazione si applica ai prodotti trattati nel presente manuale d'uso unificato, salvo diversamente specificato nello stesso. La dichiarazione per altri prodotti sarà riportata nella rispettiva documentazione di accompagnamento.

**Nota:** il presente apparecchio è stato testato e riscontrato conforme ai limiti applicabili a un dispositivo digitale di Classe A, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono studiati per fornire una ragionevole protezione da interferenze nocive se l'apparecchio viene impiegato in ambienti ad uso commerciale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia in radio frequenza e, se non installato e utilizzato nel rispetto delle presenti istruzioni, può causare interferenze nocive alle comunicazioni radio. L'utilizzo di questo apparecchio in aree residenziali potrebbe causare interferenze nocive, nel qual caso l'utente è tenuto a correggere a proprie spese dette interferenze.

QIAGEN GmbH Germany non è da ritenersi responsabile per eventuali interferenze radiotelevisive causate da modifiche non autorizzate del presente apparecchio oppure dalla sostituzione o dal collegamento di cavi di connessione e apparecchi diversi da quelli specificati da QIAGEN GmbH Germany. L'utente sarà tenuto ad intervenire per correggere le interferenze causate da tali modifiche, sostituzioni o collegamenti non autorizzati.

---

## Clausola di responsabilità limitata

QIAGEN sarà sollevata da tutti gli obblighi ai sensi della presente garanzia nel caso in cui vengano eseguite riparazioni o modifiche da persone diverse dal proprio personale, eccetto i casi in cui la società abbia dato il proprio consenso scritto ad eseguire tali riparazioni o modifiche.

Tutti i materiali sostituiti ai sensi della presente garanzia saranno coperti da garanzia unicamente durante il periodo di garanzia originale e in nessun caso oltre la data di scadenza originale della garanzia originale, salvo autorizzazione scritta concessa da un funzionario della Società. I dispositivi di lettura, di interfaccia e il software collegato saranno garantiti solo per il periodo proposto dal fabbricante originale di tali prodotti. Eventuali dichiarazioni e garanzie rilasciate da chiunque, inclusi i rappresentanti di QIAGEN, che siano incoerenti o in conflitto con la presente garanzia non saranno vincolanti per la società salvo accordo scritto e approvato da un funzionario QIAGEN.

---

## Font Wen Quan Yi Micro Hei

Copyright dati digitali copyright © 2007, Google Corporation.

Copyright © 2008–2009, Consiglio di Amministrazione Progetto WenQuanYi, tutti i diritti riservati.

Interfaccia di estensione Droid Sans Fallback

[\[http://weng.org/index.cgi?Fontopia\(cn\)\]](http://weng.org/index.cgi?Fontopia(cn)), copyright © 2008–2009 mozbug e Qianqian Fang.

Licenza: Questo font è concesso in licenza come Apache2.0 o GPLv3 con eccezioni di font embedding.

GPL con eccezione di font embedding:

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.html#FontException>

Vale l'eccezione speciale per cui se si crea un documento che utilizza questo font o si incorpora questo font o parti inalterate di questo font nel documento, questo font non fa sì per se stesso che il documento risultante sia coperto dalla Licenza Pubblica Generica GNU. Questa eccezione non annulla tuttavia altri motivi per cui il documento potrebbe essere coperto dalla Licenza Pubblica Generica GNU. Se si modifica questo font, è possibile estendere questa eccezione alla propria versione del font, ma non si è tenuti a farlo. In quest'ultimo caso, cancellare questa dichiarazione di eccezione dalla propria versione.

---

<b>Cronologia revisioni del documento</b>	
---	--

R2, dicembre 2017	Gli aggiornamenti relativi allo standard 61010 sono stati inclusi in questo manuale utente.
-------------------	---

# Indice analitico

- Accessori, 13
- Account
  - utenti, 33
- Annotazione dell'errore, 167
- Assistenza tecnica, 10
- Attenzione, 14
- Avvertenze, 14
- Avvio, 27
- Avvio di un processo indipendente, 154
- Avvio di un processo integrato, 132
- Cabinet, 12
- Campioni
  - configurazione del tipo di campione, 96
  - definizione/messa in coda, 97
  - rimozione di un batch, 84
  - Set di Controllo del Test, 97
  - visualizzazione/modifica degli ID dei campioni, 143
  - volumi, 142
- Caricamento
  - puntali con filtro, 129
  - rack per test, 153
  - reagenti, 126
- Caricamento dei controlli interni, 85
- Caricamento del cassetto Campione, 80
- Caricamento del cassetto Eluati, 63
- Caricamento del cassetto Materiali di scarto, 58
- Caricamento del cassetto Reagenti e materiali di consumo, 71
- Caricamento di un processo indipendente, 152
- Cassetto campione
  - scaricamento provette campioni, 84
- Cassetto Eluati e reagenti del QIASymphony AS, 105
- Cassetto Test del QIASymphony AS, 106
- Codici a barre
  - codici a barre per kit personalizzati**, 129
  - inserimento dei codici a barre per kit reagenti**, 128
  - lettore, 54
  - scanner, 56
  - tipi, 55
  - virtuali, 96
- Condizioni ambientali, 205
- Condizioni di conservazione**, 205
- Condizioni di funzionamento**, 205
- Condizioni per il trasporto**, 205
- Convalida, 151
- Curva standard, 108
- Dati meccanici e caratteristiche hardware, 206
- File
  - cancellazione, 49
  - gestione, 43
  - sincronizzazione, 47
  - trasferimento, 43
- File dei rack
  - assegnazione di un file dei rack, 138
- File di report dello strumento, 168
- Formazione, 12
- Funzionamento indipendente, 107
- Funzionamento integrato, 108
- Informazioni di caricamento
  - visualizzazione, 126
- Installazione
  - requisiti del sito, 25
- Lingua
  - installazione del pacchetto lingua, 36
  - modifica della lingua, 37
  - modifica della lingua della QMC, 38
- Logout, 28
- Manutenzione, 194
  - decontaminazione UV, 202
  - detergenti, 192
  - O-ring dell'adattatore per puntali, 203
  - quotidiana, 197
  - regolare, 194
  - settimanale, 199
- Messa in coda di un processo, 151
- Messa in pausa, ripresa e interruzione di un processo indipendente, 159
- Messa in pausa, ripresa e interruzione di un processo integrato, 134
- Messaggi d'errore e avvertenze, 163
- Modifica password
  - richiesta del sistema, 34
  - richiesta dell'utente, 35
- Normalizzazione, 108
- Parametri del test
  - modifica, 149
- Penna USB
  - sincronizzazione file, 48
  - trasferimento dati, 44
  - trasferimento file, 46
- Procedura guidata, 57
- Processo
  - interruzione, 94, 135
  - messa in pausa, 93, 134
  - ripresa, 93, 134
- Processo integrato
  - messa in pausa, ripresa e interruzione, 134
- Processo del test
  - convalida, 151
  - definizione dei test, 144
  - definizione del processo di un test, 135
  - messa in coda del processo di un test, 151
  - rimozione di test, 132, 155



Processo indipendente, 135  
 Processo integrato, 110  
     avvio, 132  
     caricamento, 120  
 Provette per campioni, 80  
 Pulsanti dei cassettei, 40  
 Puntali con filtro  
     caricamento, 129  
 QIASymphony AS  
     caratteristiche esterne, 103  
     principio, 102  
 QIASymphony SP  
     caratteristiche, 52  
     principio, 51  
     procedura guidata, 57  
 Rack per campioni, 136, 140  
     assegnazione di ID del rack per campioni, 137  
     definizione/controllo del/i rack per campioni, 140  
 Rack per eluizione, 64  
 Rack per test  
     **assegnazione**, 123  
     assegnazione dei tipi di rack, 124  
     assegnazione di ID dei rack per test, 125  
     caricamento, 153  
     definizione, 122  
 Reagenti  
     caricamento, 126  
 Recipiente accessorio, 77  
 Rimozione di test, 132, 155  
 Risoluzione dei problemi, 163  
     analisi dei dati AS, 189  
     cassetto Campione, 183  
     cassetto Eluati, 182  
     cassetto Materiali di scarto, 183  
     cassetto Reagenti e materiali di consumo, 184  
     codici d'errore, 170  
     definizione del test AS, 187  
     durante un test AS, 188  
     errori all'avvio di un processo, 184  
     errori generali, 177  
     errori riguardanti il processo integrato, 190  
     errori riguardanti il protocollo, 185  
     funzionamento generale, 185  
     interruzione del protocollo, 185  
     messaggi d'errore, avvertenze, 163  
     scansione di inventario AS, 187  
     scansione di inventario SP, 186  
 Rotor-Disc, 122  
 Sacchetto per lo smaltimento dei puntali, 61  
 Scansione di inventario  
     cassetto Eluati, 92  
     cassetto Materiali di scarto, 92  
     cassetto Reagenti e materiali di consumo, 89  
 Scansione di inventario QIASymphony AS, 160  
 Scaricamento dei controlli interni, 88  
 Scaricamento del cassetto Eluati, 68  
 Scaricamento del cassetto Reagenti e materiali di consumo, 78  
 Scaricamento del piano di lavoro, 157  
 Schede menu, 41  
 Set di Controllo del Test  
     assegnazione a campioni, 97  
 Set di Parametri del Test  
     selezione dei Set di Parametri del Test, 146  
 Sicurezza  
     agenti chimici, 19  
     ambiente, 16  
     biologica, 17  
     elettrica, 15  
     fumi tossici, 19  
     manutenzione, 20  
     pericoli meccanici, 20  
     pericolo termico, 20  
     radiazioni, 22  
     smaltimento dei materiali di scarto, 17  
     uso corretto, 14  
 Simboli  
     sicurezza, 23  
     software, 42  
 Slot per campioni, 136  
 Smaltimento dei materiali di scarto, 220  
 Spegnimento, 29  
 Temperature di raffreddamento, 131, 154  
 Test preferiti, 109  
 Uso previsto, 11  
     utenti, 12  
 Utenti  
     creazione di nuovi utenti, 32  
     impostazioni, 31  
 Ventilazione, 16, 25  
 Visualizzazione delle informazioni di caricamento, 126

---

Marchi: QIAGEN®, Sample to Insight™, QIASymphony®, Rotor-Disc®, Rotor-Gene® (Gruppo QIAGEN); DECON-QUAT® (Veltek Associates, Inc.); DNA-ExitusPlus™ (Applichem GmbH); Excel®, Microsoft®, Windows® (Microsoft Corporation); Gigasept®, MikroZid® (Schülke & Mayr GmbH); Incidin® (Ecolab, Inc.); LightCycler® (Gruppo Roche); Sarstedt® (Sarstedt AG and Co.).

I marchi, nomi registrati, ecc., utilizzati nel presente documento, anche se non contrassegnati specificamente come tali, vanno considerati protetti dalla legge.

Dic 17 1112127 HB-1919-002 © 2012-2017 QIAGEN, tutti i diritti riservati.

---

[www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)