

## FastLane® Cell cDNA Kitご使用上の注意

FastLane Cell cDNA Kit (50) (Cat. no. 215011) について、以下の注意点をお知らせ致します。

### 操作ステップでの注意

#### ■ 日本語版プロトコール 操作手順 ステップ 6 :

ウェル当たり Buffer FCP 200  $\mu$ l を添加する。室温で 5 分間インキュベートする (15~25°C)。

#### 英語版 Handbook Procedure Step 6 :

Add 200  $\mu$ l Buffer FCP per well. Incubate for 5 min at room temperature (15~25 °C).

注 : Buffer FCP 添加後、ピペッティング等での混合は行なわないでください。gDNA のコンタミネーション等が起きる場合があります。

### Kit 内容について

FastLane Cell cDNA Kit (50) (Cat. no. 215011) の Part 2 の内容は、**QuantiTect Reverse Transcription Kit (50) (Cat. No. 205311)** として入手可能です。

Trademarks : QIAGEN®, FastLane® (QIAGEN Group)

ご不明な点がございましたら、弊社テクニカルサポートへお問い合わせください。

Tel : 03-6890-7300、FAX : 03-5547-0818、E-mail : techservice-jp@qiagen.com

