

Avril 2017

Note importante

Chère Cliente, Cher Client,

La nouvelle **version 2.0.8 du logiciel PyroMark® Q24** sur les instruments PyroMark Q24 est disponible. Ce nouveau logiciel est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows® XP, Windows 7 et maintenant également Windows 10.

Si votre instrument PyroMark Q24 a été fourni avec une version précédente du logiciel, vous pouvez effectuer une mise à niveau vers la version 2.0.8 en la téléchargeant sur la page **www.qiagen.com/PyroMark-Q24-SW-208-upgrade** (PyroMark Q24). Vous pouvez également commander le logiciel PyroMark Q24 version 2.0.8 sur CD (n° réf. 9019062).

Les nouveaux plug-ins Pyro® suivants des kits Pyro ont été vérifiés et lancés avec le logiciel PyroMark Q24 version 2.0.8.

- Plug-in EGFR Pyro v.1.3.0
- Plug-in KRAS Pyro v.1.3.0
- Plug-in RAS Extension Pyro v.1.3.0
- Plug-in BRAF Pyro v.1.3.0
- Plug-in GIST Pyro v.1.3.0.

Les plug-ins peuvent être téléchargés à partir de la page de catalogue correspondante sur **www.qiagen.com** sous l'onglet « Product Resources » (ressources produit) de la section « Analysis software » (logiciel d'analyse). Nous recommandons à tous les clients d'effectuer les mises à jour vers les nouvelles versions le plus rapidement possible. Les clients doivent respecter les procédures locales afin de s'assurer de la bonne mise en œuvre au sein de leur laboratoire.

Remarque : Les plug-ins sont valides uniquement en association avec le logiciel PyroMark Q24 version 2.0.8.

Remarque : À l'exception du plug-in EGFR Pyro v.1.3.0, les plug-ins ont été mis à jour afin de s'assurer de leur compatibilité avec le nouveau logiciel PyroMark Q24 2.0.8. Les résultats obtenus avec le logiciel PyroMark Q24 version 2.0.8 et les nouveaux plug-ins mis à jour ont été vérifiés, et leur équivalence avec les résultats des versions précédentes des plug-ins a été confirmée.

Remarque : Pour le plug-in EGFR Pyro v.1.3.0, il a été remarqué que la version précédente du plug-in EGFR Pyro Plug-in n'appelait pas correctement les délétions exon 19 rares 2239_2251>C et 2238_2248>GC. Le logiciel rapportait des résultats non valides, et invitait les utilisateurs à effectuer des analyses manuelles. Ce problème a été résolu dans cette mise à jour.

Pour obtenir de l'aide dans la mise à jour de votre routine de test Pyro, veuillez contacter votre représentant commercial QIAGEN ou votre service client local à l'adresse **www.qiagen.com/contact**.

Cordialement,

Votre équipe QIAGEN