

## EpiTect® Whole Bisulfite Kitをご使用されるお客様へ

平素より EpiTect Whole Bisulfite Kit をご使用頂き有難うございます。

本ハンドブックに記載されている操作手順に関して、以下のように注意事項を追加いたします。

### ■ 日本語版ハンドブック 3 ページ

#### 5. 溶液を 28°C で 8 時間インキュベートする。

反応チューブを 28°C の水浴かヒートブロックに入れます。

加熱蓋付のサーマルサイクラーを使用する際には、蓋の温度を 70°C にセットします。蓋の温度を調節できないサーマルサイクラーを使用する際には、サイクラーの反応温度を 25°C にセットします。

上記をご注意ください。

Trademarks: QIAGEN®, EpiTect® (QIAGEN Group).

ご不明な点がございましたら、弊社テクニカルサポートへお問い合わせください。

Tel : 03-6890-7300、FAX : 03-5547-0818、E-mail : techservice-jp@qiagen.com

